



Guter Rat ist Roth.

Technische Info

Information zu Ameisensäure

Empfohlene Lagerungsbedingungen:

Zersetzung unter Bildung gasförmiger Produkte möglich, besonders bei längerer Lagerung. Daher Gefäße so verschließen, dass Innendruck entweichen kann (z.B. Überdrucksicherung).

Trocken und lichtgeschützt, an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Von Hitze- und Zündquellen fernhalten. Unter Verschluss oder nur für Sachkundige oder deren Beauftragte zugänglich aufbewahren.

Bitte ersetzen Sie beim Einlagern den Transportverschluss durch den beiliegenden Entgasungsverschluss. Gebinde mit Entgasungsverschluss müssen unter einem Abzug oder in einem gut belüfteten Lager gelagert werden. Der Transport von Ameisensäuregebinden mit Entgasungsverschluss ist nicht erlaubt.

