

Produkt-Datenblatt

ROTI® DipSlides CLED/MacCon

Eintauchmedium und Abklatschagar. Sterile Nährbodenträger zur Detektion von Harnwegsbakterien, und speziell von Enterobakterien und Coliformen

2957

- ✓ Ready-to-use und steril
- ✓ Einfache Anwendung, sicherer Nachweis und leichte Auswertung
- ✓ Geeignet zur Analyse von jeder Oberfläche und vielen Lösungen wie Wasser, Farben, Kosmetika, Milch, Urin etc.
- ✓ Für mikrobiologische Labore, Kliniken und für Hygienekontrollen im Lebensmittelbereich

ZUSAMMENSETZUNG

CLED: CLED Agar (2835) zur Detektion von Harnwegsbakterien (**grün**)

MacCon: MacConkey-Agar (Ph. Eur.) (X922) zur Detektion von Enterobakterien/Coliformen (**violett-rot**)

LAGERUNG, HALTBARKEIT UND VERSAND

Die ROTI®DipSlides werden in speziellen Kühlboxen auf Gelakkus gekühlt geliefert. Bitte lagern Sie die Produkte nach Anlieferung sofort bei 4 bis 15 °C. Bitte mit dem Deckel nach oben lagern, um eine Benetzung des Agars mit Kondenswasser zu vermeiden. ROTI®DipSlides dürfen nicht gefroren werden. ROTI®DipSlides, deren Agar gefroren war, müssen verworfen werden, da für die Qualität des Mediums und das Wachstum der Mikroorganismen nicht garantiert werden kann. Lagerung bei 4 bis 15 °C und vor direktem Lichteinfall geschützt. Die Temperatur sollte auf ±2 °C konstant sein, um ein Austrocknen des Agars zu verhindern. Die ROTI®DipSlides sind nach Produktion mindestens 5 Monate haltbar. Das Ablaufdatum ist auf der Packung und auf dem Röhrchen unter „EXP“ vermerkt.

ZUSAMMENSETZUNG DER EINZELAGARS (in g/l, angenähert)

Für weitere Angaben zu den Agars verweisen wir auf die jeweiligen Datenblätter der Trockennährmedien.

MacCon (X922) Gelatinepepton 17,0, Fleisch- und Caseinpepton 3,0,
 Lactose-Monohydrat 10,0, Natriumchlorid 5,0, Gallesalze
 (Cholat) 1,5, Neutralrot 0,03, Kristallviolett 0,001, Agar
 13,5 pH-Wert 7,1 ± 0,2.

Farbe: violett-rot

CLED (2835) Caseinpepton 4,0, Gelatinepepton 4,0,
 Rindfleischextrakt 3,0, Lactose 10,0, L-Cystein 0,128, Bromthymolblau 0,02,
 Agar 15,0, pH-Wert 7,3 ± 0,2.

Farbe: grün

ANWENDUNG

1. Träger aus dem sterilen Röhrchen entnehmen. Der Schraubdeckel dient automatisch als Halter.
2. Agar leicht auf die zu testende Fläche drücken oder einige Sekunden vollständig in die Flüssigkeit eintauchen, so dass beide Seiten gut benetzt werden. Lösung sorgfältig abtropfen lassen. Bei sehr zähflüssigen Proben sollte die Flüssigkeit vor Eintauchen mit Wasser 1:2 bis 1:10 verdünnt werden. Die Verdünnung muss bei der Auswertung eingerechnet werden.
Bitte beachten: Bei Verwendung als Abklatschagar können zwei unterschiedliche Flächen getestet werden. Vom Test zweier Flüssigkeiten mittels eines einzigen Röhrchens raten wir ab, da hohe Kontaminationsgefahr der jeweils anderen Seite besteht!
Der Agar darf NICHT berührt werden (Kontaminationsgefahr!)
3. Träger wieder in das Röhrchen einführen und leicht verschrauben.
4. Röhrchen mit Träger bei für die Bakterien geeigneter Temperatur (z.B. 35 ± 2 °C für 18 – 24 h) inkubieren. Während der Inkubation sollte das Röhrchen nicht fest verschlossen sein, um Kondenswasserbildung vorzubeugen.
Bitte beachten: Mit Rücksicht auf spezielle gesetzliche Richtlinien oder interne Vorschriften kann von den hier vorgegebenen Parametern abgewichen werden.
5. Nach der Inkubationszeit Zählen der gewachsenen Kolonien.

AUSWERTUNG

- a) Nach der angegebene Inkubationszeit werden die auf den Medienträgern sichtbaren Kolonien ausgezählt und als KBE (Koloniebildende Einheiten) (=cfu, colony forming units) notiert. Hierzu sollte der Träger nicht aus dem Röhrchen genommen werden, um eine Freisetzung der Mikroorganismen zu vermeiden. Schließen Sie das Röhrchen fest und lassen Sie es für mindestens 2 Stunden auf 4 °C abkühlen. Das Kondenswasser kann dann in den Deckel geklopft und der Agar durch die Plastikwand analysiert werden.
Eine Ergebnisvalidierung muss durch den Anwender erfolgen. Wir empfehlen, alle Lösungen und Oberflächen mit mindestens zwei ROTI®DipSlides zu testen, um die Ergebnisse zu validieren. Bei verdünnten Proben muss die Verdünnungsstufe eingerechnet werden. Die Auswertung erfolgt semiquantitativ nach unten stehender Tabelle.
Bei Untersuchung einer Lösung kann folgende Näherung angewandt werden:
Die KBE einer Seite x 40 ergibt ungefähr KBE / ml Lösung. Die Nachwesgrenze liegt bei 10² KBE / ml Lösung.

Tabelle 1: Auswertung

Koloniezahl	KBE / ml *	Resultat	Interpretation
0	<10 ²	Negativ	Kontamination der Lösung/Oberfläche unterhalb der Nachweisgrenze
1-5	ca. 10 ²	Leicht positiv	Schwache Kontamination der Lösung/Oberfläche
10-50	ca. 10 ³	Positiv	Kontamination der Lösung/Oberfläche
100-500	ca. 10 ⁴	Stark positiv	Hohe Kontamination der Lösung/Oberfläche
>500	>10 ⁴	Sehr stark positiv	Sehr hohe Kontamination der Lösung/Oberfläche

* Die Berechnung kann nur als Näherung angesehen werden. Für eine echte Quantifizierung müssen aufwendigere mikrobiologische Verfahren mit Roth-Trockennährmedien herangezogen werden.

ENTSORGUNG

Die Entsorgung bewachsener ROTI®DipSlides muss nach gesetzlichen Vorschriften zur Entsorgung der jeweiligen Mikroorganismen und nach den Regeln guter Laborpraxis erfolgen. Beispiele: Autoklavieren für 20 Minuten bei 121 °C oder Inkubation in 70 % Ethanol.

MIKROBIOLOGISCHE TESTS

CLED (35 ± 2 °C / 18-24 h)

Teststamm	Wachstum	Koloniefarbe
<i>Enterobacter aerogenes</i> ATCC 13048	gut	hell gelb-blau
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	gut	gelb
<i>Proteus vulgaris</i> ATCC 29905	gut (no swarming)	blau bis blau-grün
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	gut	hell gelb
<i>Streptococcus faecalis</i> ATCC 19433	gut	hell gelb

MacCon (30 - 35 °C / 18-72 h)

Teststamm	Wachstum	Koloniefarbe
<i>Enterobacter aerogenes</i> ATCC 13048	gut	pink-rot
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	gut	pink-rot
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	gut	pink-rot
<i>Proteus vulgaris</i> ATCC 13315	gut	farblos
<i>Salmonella enteritidis</i> ATCC 13076	gut	farblos
<i>Shigella dysenteriae</i> ATCC 13313	gut	farblos
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	inhibiert	-

WARNHINWEISE

Die Anwendung bzw. Auswertung der ROTI®DipSlides darf nur von fachlich geschultem Personal erfolgen. Diese Anleitung enthält allgemeine Informationen zur Testdurchführung, die vom Anwender speziell für seine Anforderungen und eventuell maßgebliche Normen angepasst werden muss. Eine entsprechende Validierung muss ebenfalls durch den Anwender erfolgen.

Tabelle 2: Übersicht

Best. Nr.	Produkt	Agar Seite 1	Agar Seite 2	Verwendung	Ink.Temp.	Zeit
2924.1	ROTI®DipSlide PCA/VRBD	Plate Count (X930)	Kristallviolett-Galle-Glucose (X939)	Gesamtkeime + Enterobakterien	35 ± 2 °C	18 - 24 h
2925.1	ROTI®DipSlide PCA/VRB	Plate Count (X930)	Kristallviolett-Galle-Lactose (X940)	Gesamtkeime + Coliforme	35 ± 2 °C	18 - 24 h
2926.1	ROTI®DipSlide PCA/RBCplus	Plate Count (X930)	Bengalrot-A. mit Chloramph. (AE24)	Gesamtkeime + Hefen/Schimmelpilze	20 - 25 °C	48 h* / 5 d
3934.1	ROTI®DipSlide CASO/RBCenr	CASO (X937) mit TTC	Bengalrot-A. mit Antibiotika	Gesamtkeime + Hefen/Schimmelpilze	25 - 30 °C	48 h* / 5 d
2927.1	ROTI®DipSlide PCA	Plate Count (X930)	Plate Count (X930)	Gesamtkeime	35 ± 2 °C	18 - 24 h
2954.1	ROTI®DipSlide VRBD	Kristallviolett-Galle-Glucose (X939)	Kristallviolett-Galle-Glucose (X939)	Enterobakterien	35 ± 2 °C	18 - 24 h
2956.1	ROTI®DipSlide Sab4plus	Sabouraud 4% Glucose mit Chloramph. (X933)	Sabouraud 4% Glucose mit Chloramph. (X933)	Hefen/Schimmelpilze	30 ± 2 °C	48 h - 7 d
2957.1	ROTI®DipSlide CLED/MacCon	CLED (2835)	MacConkey (X922)	Harnwegsbakterien + Enterobakterien/Coliforme	35 ± 2 °C	18 - 24 h

* Ablesung PCA und CASO-TTC bereits nach 48 h

ROTI®DipSlide CLED/MacCon

20 Stck

2957.1

Carl Roth GmbH + Co. KG

Schoemperlenstraße 3-5 • 76185 Karlsruhe • Postfach 100121 • 76231 Karlsruhe
Telefon: +49 (0) 721/ 5606-0 • Fax: +49 (0) 721/ 5606-149 • info@carlroth.de • www.carlroth.de

Die Firma ist eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRA 100055. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Roth Chemie GmbH mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRB 100428. Geschäftsführer: André Houdelet

sse 07/2021



Product Data Sheet



ROTI®DipSlides CLED/MacCon

DipSlides and contact agar in one versatile tool. Sterile nutrient broth for detection of bacteria of the urinary tract, especially enterobacteria and Coliforms.

2957

- ✓ Ready-to-use and sterile
- ✓ Very easy application, reliable assay and easy interpretation
- ✓ Suitable for analysis of each surface and a multitude of liquids like water, milk, water-soluble paints, cosmetics, urine, etc.
- ✓ For microbiological laboratories, clinics and for hygiene control in food production

COMPOSITION

CLED: CLED Agar (2835) for detection of bacteria of the urinary tract (**green**)

MacCon: MacConkey-Agar (Ph. Eur.) (X922) for detection of enterobacteria/Coliforms (**violet-red**)

STORAGE, EXPIRY AND SHIPMENT

ROTI®DipSlides are shipped in special boxes on gel ice. Please make sure that ROTI®DipSlides are stored immediately at 4-15 °C. Store boxes lid-up, in order to avoid moistening of the agar with condensed water.

ROTI®DipSlides may not be frozen. Slides that have been frozen have to be disposed of, since the medium is likely to have taken severe damage and growth of microorganisms is significantly hindered.

Store at 4-15 °C and protected from direct light. In order to avoid drying of the agar, temperature should vary for maximally ±2 °C. Expiry of ROTI®DipSlides is 5 months after production. Expiry date is noted on each package and on each vial with „EXP“.

COMPOSITION OF AGARS (in g/l, approximated)

For further information please see the respective data sheets of the agars.

MacCon (X922) Pancreatic digest of gelatin 17.0, Poly peptone 3.0, Lactose monohydrate 10.0, Sodium chloride 5.0, Bile salts 1.5, Neutral red 0.03, Crystal violet 0.001, Agar 13.5, Final pH 7.1 ± 0.2.

Colour: violet-red

CLED (2835) Casein peptone 4.0, Gelatine peptone 4.0, Beef extract 3.0, Lactose 10.0, L-Cysteine 0.128, Bromothymol blue 0.02, Agar 15.0, Final pH 7.3 ± 0.2.

Colour: green

APPLICATION

1. Remove carrier from the sterile vial. The screw cap serves automatically as holder.
2. Press agar gently onto the surface that has to be tested. Alternatively, immerse the agar for several seconds in the liquid, in order to wet both sides completely. Carefully allow excess sample to run off. In case of samples of high viscosity, we recommend diluting the sample by 1:2 to 1:10. Dilution must be taken into account when calculating the sample contamination.
Please note: In case the DipSlides are used as contact agar, two different surfaces may be tested. We strongly recommend, however, NOT to use one DipSlide for testing two different liquids, since the risk of cross-contamination is very high!
Do NOT touch the agar (risk of contamination!)
3. Replace carrier into the vial and close the cap moderately.
4. Incubate vial with carrier at a temperature suitable for the bacteria (e.g. 35 ± 2 °C for 18 – 24 h). During incubation, the vials should be screwed on only loosely, in order to avoid condensation of water.
Please note: In accordance to official regulations or internal protocols other incubation parameters may be chosen.
5. After the appropriate incubation time span count and register colonies.

EVALUATION OF RESULTS

After the incubation time span required colonies are counted and noted as cfu (colony forming units). For this purpose, the carrier should not be removed from the vial, in order to prevent release of the microorganisms. After incubation, tightly close the tube and let it cool for at least 2 hours at 4 °C. Condensed water may then be tapped into the lid, enabling detailed analysis of the agars through the plastic wall.

Any validation required has to be undertaken by the user. We recommend to test each sample liquid or surface at least twice (with two ROTI®DipSlides), in order to validate results. While calculating sample contamination, eventual sample dilution factors have to be taken into account. Evaluation of results is done semi-quantitatively according to the table given below.

For solutions the following approximation may be applied:

Cfu of one side x 40 is approx. cfu / ml solution. Detection limit is 10² CFU / ml solution.

Table 1: Evaluation

Colony no.	cfu / ml *	Result	Interpretation
0	<10 ²	Negative	Contamination below lower detection limits
1-5	ca. 10 ²	Weakly positive	Weak contamination of solution/surface
10-50	ca. 10 ³	Positive	Low contamination of solution/surface
100-500	ca. 10 ⁴	Strongly positive	High contamination of solution/surface
>500	>10 ⁴	Highly positive	Very high contamination of solution/surface

* This calculation may be used as approximation to numbers only. For definite quantitation of contaminated solutions or surfaces, sophisticated microbiological procedures have to be performed using Roth nutrient dry media.

DISPOSAL

Disposal of ROTI®DipSlides bearing cultures has to be done according to all common regulations for disposal of the respective microorganisms, and to regulations of good laboratory practice. E.g. autoclaving for 20 mins. at 121 °C or incubation in 70 % ethanol.

MICROBIOLOGICAL TEST

CLED (35 ± 2 °C / 18-24 h)

Test Strain	Growth	Colour
<i>Enterobacter aerogenes</i> ATCC 13048	Good	Light yellow-blue
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Good	Yellow
<i>Proteus vulgaris</i> ATCC 29905	Good (no swarming)	Blue-blue green
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Good	Light yellow
<i>Streptococcus faecalis</i> ATCC 19433	Good	Light yellow

MacCon (30 - 35 °C / 18-72 h)

Test Strain	Growth	Colour
<i>Enterobacter aerogenes</i> ATCC 13048	Good	pink-red
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Good	pink-red
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	Good	pink-red
<i>Proteus vulgaris</i> ATCC 13315	Good	colourless
<i>Salmonella enteritidis</i> ATCC 13076	Good	colourless
<i>Shigella dysenteriae</i> ATCC 13313	Good	colourless
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	Inhibited	-

PLEASE NOTE!

Application and evaluation of results of ROTI®DipSlides may only be carried out by trained personnel. The current instructions-for-use gives only general information for test performances, which have to be adopted by each user for his or her special requirements, particularly if specific regulations have to be followed. Any validation required has to be undertaken by the user.

Table 2: Overview

Ord. No.	Product	Agar Side 1	Agar Side 2	Application	Inc. temp.	Inc. time
2924.1	ROTI®DipSlide PCA/VRBD	Plate Count (X930)	Violet Red Bile with Glucose (X939)	whole germs + enterobacteria	35 ± 2 °C	18 - 24 h
2925.1	ROTI®DipSlide PCA/VRB	Plate Count (X930)	Violet Red Bile with Lactose (X940)	whole germs + coliforms	35 ± 2 °C	18 - 24 h
2926.1	ROTI®DipSlide PCA/RBCplus	Plate Count (X930)	Bengal Red with chloroamph. (AE24)	whole germs + yeast/moulds	20 - 25 °C	48 h* / 5 d
3934.1	ROTI®DipSlide CASO/RBCenr	Tryptic Soy Agar (CASO) (X937) with TTC	Bengal Red with antibiotics	whole germs + yeast/moulds	25 - 30 °C	48 h* / 5 d
2927.1	ROTI®DipSlide PCA	Plate Count (X930)	Plate Count (X930)	whole germs	35 ± 2 °C	18 - 24 h
2954.1	ROTI®DipSlide VRBD	Violet Red Bile with Glucose (X939)	Violet Red Bile with Glucose (X939)	enterobacteria	35 ± 2 °C	18 - 24 h
2956.1	ROTI®DipSlide Sab4plus	Sabouraud 4 % Glucose with chloroamph.(X933)	Sabouraud 4 % Glucose with chloroamph.(X933)	yeast/moulds	30 ± 2 °C	48 h - 7 d
2957.1	ROTI®DipSlide CLED/MacCon	CLED (2835)	MacConkey (X922)	urinary tract bacteria + enterobacteria/ coliforms	35 ± 2 °C	18 - 24 h

* Register PCA and CASO-TTC results after 48 h.

ROTI®DipSlide CLED/MacCon

20 slides

2957.1

Carl Roth GmbH + Co. KG

Schoemperlenstraße 3-5 • 76185 Karlsruhe • P.O. Box 100121 • 76231 Karlsruhe
Phone: +49 (0) 721/ 5606-0 • Fax: +49 (0) 721/ 5606-149 • info@carloth.com • www.carloth.com

The company is a limited partnership with headquarters in Karlsruhe, reg. court Mannheim HRA 100055, Roth Chemie GmbH, with headquarters in Karlsruhe, reg. court Mannheim HRB 100428, is the personally liable partner. Managing Director: André Houdelet. Sales tax identification number: DE 143621073.

sse 07/2021

