



## Bedienungselemente

Druckknopf, Saugdüse mit Saugnapf.

## Anwendung

aspirette ist eine akku-betriebene Vakuum-Pinzette zum Aufnehmen und Plazieren von planen Gegenständen bis zu einem maximalen Stückgewicht von 70 g.

## Inbetriebnahme

Vor erster Inbetriebnahme Akku laden. Gerätestecker des Ladegerätes in aspirette stecken, Ladegerät in Steckdose stecken (7 Stunden Ladezeit sind ausreichend, längere Ladezeit schadet dem Gerät nicht).

## Arbeitsweise

Entsprechend der Teilgröße ist die geeignete Saugdüsengröße aufzustecken. Bei sehr, sehr kleinen und leichten Teilen ist ein Arbeiten mit abgenommenem Saugnapf, also nur mit Saugdüse möglich. Durch Betätigen des Druckknopfes wird die Vakuumpumpe in Betrieb gesetzt und gleichzeitig der Entlüftungskanal mittels Finger geschlossen. Nach dem Aufnehmen und Plazieren des Teiles wird durch Abheben des Fingers vom Druckknopf die Vakuumpumpe abgeschaltet und das Vakuum sofort aufgehoben.

## Luffilter

Zwischen Saugereinheit und Gerät sitzt ein Luffilter, der verhindert, daß Staubpartikel in das Pumpensystem gelangen.

### Achtung:

Ein Arbeiten ohne Luffilter kann die Pumpenleistung beeinträchtigen!

## Wartung

Bei normalem Einsatz ist keine Wartung notwendig, lediglich verschmutzte Luffilter sollten ersetzt werden.

## Ni / Cd-Akku

Der eingebaute Akku ist bis zu 1000 mal aufladbar, damit ist jahrelanger Einsatz gewährleistet. Aufgrund der Ni / Cd-Anteile im Akku muß das Gerät im Verschrottungsfall dem Sondermüll zugeführt oder an uns zur Entsorgung zurückgegeben werden.

## Lieferbare Ersatzteile

990 16 04 Luffilter-Set (5 Stück Filterplättchen)

990 16 05 Saugereinheit

(3 Saugdüsen mit Saugnapfen von 3, 2, 6 und 10 mm Ø)

## Auswechseln des Filterplättchens

