


Kurz eintauchen
(1 sec), leicht ab-
schütteln und nach
1 min ablesen.

4 grün/green/vert
1 rot/red/rouge
2 rot/red/rouge
3 rot/red/rouge
4 rot/red/rouge

Dip briefly (1 sec),
shake off excess
water and compare
after 1 min.

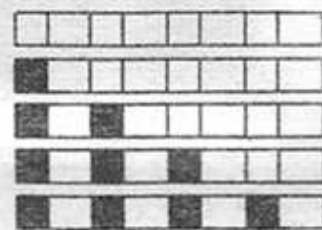

Plongez brièvement
(1 sec), égouttez
l'excès d'eau et com-
parez après 1 min.

<3°dH/ <3.75°e/ <5.4°f
>4°dH/ >5°e/ >7.2°f
>7°dH/ >8.75°e/ >12.6°f
>14°dH/ >17.5°e/ >25.2°f
>21°dH/ >26.25°e/ >37.8°f

AQUADUR®

Teststäbchen zur Bestimmung
der Wasserhärte

Test stick for determination
of water hardness

Bandelette pour déterminer
la dureté de l'eau

Ch.- B.: 508

1 cm