


Kurz eintauchen  
(1 sec), leicht ab-  
schütteln und nach  
1 min ablesen.

4 grün/green/vert  
1 rot/red/rouge  
2 rot/red/rouge  
3 rot/red/rouge  
4 rot/red/rouge

Dip briefly (1 sec),  
shake off excess  
water and compare  
after 1 min.

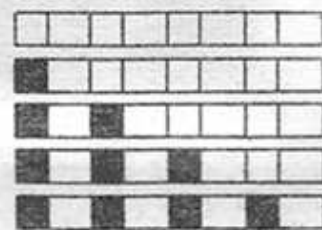

Plongez brièvement  
(1 sec), égouttez  
l'excès d'eau et com-  
parez après 1 min.

<3°dH/ <3.75°e/ <5.4°f  
>4°dH/ >5°e/ >7.2°f  
>7°dH/ >8.75°e/ >12.6°f  
>14°dH/ >17.5°e/ >25.2°f  
>21°dH/ >26.25°e/ >37.8°f

# AQUADUR®

Teststäbchen zur Bestimmung  
der Wasserhärte

Test stick for determination  
of water hardness

Bandelette pour déterminer  
la dureté de l'eau

Ch.- B.: 508

1 cm