

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Schieben Sie das Batteriefach in Pfeilrichtung auf und legen Sie die AAA-Batterie ein, +/- Pol wie angegeben.

Schließen Sie das Batteriefach und entfernen Sie die Schutzfolie vom Display.

BEDIENUNG:

1. Timer:

- Stellen Sie mit den Tasten 0-9 die gewünschte Zeit ein.
- Drücken Sie die START/STOP-Taste, und die Zählung beginnt.
- Mit der START/STOP-Taste können Sie die Zählung anhalten und neu starten
- Nach Ablauf der Zeit ertönt ein Alarmsignal. Der Timer zählt nun die verstrichene Zeit, bis der Alarm mit der START/STOP-Taste abgestellt wird. Die zuletzt vorgewählte Zeit erscheint automatisch.
- Mit der CLEAR-Taste wird die Anzeige gelöscht.


2. Stoppuhr:

- Drücken Sie die Start/Stop-Taste bei der Anzeige 0.00.00, und die Zählung beginnt.
- Mit der Start/Stop-Taste können Sie die Zählung anhalten und neu starten.
- Mit der CLEAR-Taste wird die Anzeige gelöscht.

Fehlerquelle: Vor Reklamation Batterie austauschen!

Achtung: Verbrauchte Batterien gehören in den Sondermüll.

Bei unsachgemäßer Behandlung bzw. Öffnen des Gerätes übernehmen wir keine Garantie.

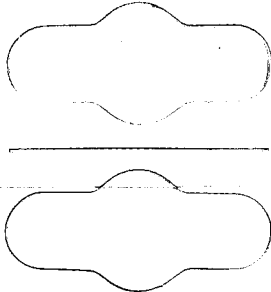

OPERATING INSTRUCTIONS:

Open the battery cover in the direction of the arrow and insert the AAA-battery, +/- polarity as indicated. Close the battery cover and remove the protection foil from the display.

OPERATION:

1. Timer:

- Set the desired time with the buttons 0-9.
- Push the "START/STOP" button to begin the countdown.
- To stop the countdown process, press the "START/STOP" button. Push the "START/STOP" button again to continue the countdown process.
- When the timer counts down to "0.00.00", a beeping alarm will sound. The timer is now counting the elapsed time until the alarm is turned off by the START/STOP button. The timer will recall the last selected time automatically.
- Press the CLEAR button to reset the display.

2. Stopwatch:

- Push the "START/STOP" button when 0.00.00 is indicated to begin the counting up.
- To stop the count-up process, press the "START/STOP" button. Push the "START/STOP" button again to continue the count-up process.
- Press the CLEAR button to reset the display.

Source of error: Please change the battery before complaining.

Caution: Used batteries have to be put in the specially reserved collecting receptacles!

No guarantee if the instrument is handled or opened improperly.

