



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433- 9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com


Mode d'emploi Balance de poche

KERN TEE

Version 1.0
11/2006
F



TEE-BA-f-0610

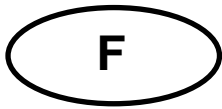

KERN TEE

Version 1.0 11/2006

Mode d'emploi Balance de poche

1. Caracteristiques techniques

- portée (Max): 150 g
- lecture (d): 0,1 g
- conditions d'utilisation: 18 – 25 °C
max. 85% humidité d'air (pas condensante)
- alimentation en électrique: piles 2 x 1,5V "AAA"

2. Utilisation

- Appuyez sur la touche "**ON**"; la balance indique "**8.8.8.8**" et passe ensuite à "**0.0** g".
- Posez l'objet à peser sur le centre du plateau. Le poids en g apparaît sur l'écran.
- Appuyez sur "**ZERO**", pour remettre la balance à "**0.0** g".
- Commutation des unités de pesée: de g ► OZ (bouton sur la partie inférieure de la balance)

3. Volume de livraison

- Balance de poche
- couvercle
- piles (2 x 1,5V „AAA“)
- Mode déemploi

4. Ajustage

- Appuyez sur la touche "**CAL**" pendant 3 secondes jusqu' à ce que l'écran indique "**CAL**".
- Lâchez la touche; l'écran indique "**100**".
- Posez poids d'ajustage recommandé (100g, classe M3, non fourni)
Vous trouverez de plus amples informations sur les poids d'ajustage sur le site internet:
<http://www.kern-sohn.com>
- L'écran passe à "**F**"; l'ajustage est complet.
- Si l'écran indique autre chose, l'ajustage n'est pas réussi.
Ajustez encore une fois.

5. Information importante

- Ne surchargez pas la balance. En cas de surcharge l'indication d'erreur « E » apparaît.
- En présence de champs électromagnétiques des variations d'affichage sont possibles. Dans ce cas il faut changer le lieu d'utilisation.
- Evitez les vapeurs et une trop grande humidité de l'air. Ne mettez pas la balance en contact direct avec les liquides qui pourraient pénétrer dans le système électronique.
- Evitez de soumettre le plateau aux charges pendant un laps de temps trop long.
- N'utilisez jamais la balance dans des pièces avec danger d'explosion.
- Vérifiez la balance régulièrement avec le poids d'ajustage.
- **La garantie n'est plus valable la balance est ouverte.**