



Nivelliertisch

N854.1

WICHTIGER HINWEIS:
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung ausführlich vor Inbetriebnahme.

Unser Nivelliertisch entspricht den gesetzlichen CE Sicherheitsrichtlinien.

Unser Nivelliertisch wurde konstruiert, um Ihnen eine lange Lebensdauer und reproduzierbare Ergebnisse zu ermöglichen. Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten, um diese Gebrauchsanweisung durchzulesen.

Überprüfen Sie zuerst, ob Ihr Nivelliertisch vollständig und unbeschädigt bei Ihnen angekommen ist. Vergleichen Sie die Verpackungsliste und vergewissern Sie sich, dass alle Komponenten und Zubehörteile vorhanden sind. Benachrichtigen Sie uns bitte sofort über eventuelle Schäden bzw. Mängel.

BEWAHREN SIE BITTE DIE VERPACKUNG BIS ZUM ABLAUF DER GARANTIEZEIT AUF.

1. VERPACKUNGSLISTE

Art.-Anzahl	Bezeichnung
1	30 x 20 cm Nivelliertisch
1	Bedienungsanleitung

2. SPEZIFIKATIONEN

A. Konstruktion

- Weiße Acrylkonstruktion
- Sämtliche Acrylnähte sind chemisch verbunden
- Leicht bedienbare Nivellierfüße
- Wasserwaage

B. Umweltbedingungen

- Dieses Gerät ist nur für Innenraumbenutzung geeignet.
- Das Gerät kann bei einer Höhenlage von 2000 m bedient werden.
- Die normale Arbeitstemperatur liegt zwischen 4 °C und 65 °C.
- Maximale relative Luftfeuchtigkeit von 80 % für Temperaturen bis 31 °C mit einer lineare Abnahme bis 50 % relativer Luftfeuchtigkeit bei 40 °C.

3. ANWENDUNG

A. Sicherheitsmaßnahmen

Bitte LESEN Sie die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme des Gerätes.

B. Reinigung

Spülen Sie den Nivelliertisch NUR MIT DESTILLIERTEM WASSER.

WICHTIG:

Acrylkunststoff ist NICHT gegen aromatische oder halogenhaltige Kohlenwasserstoffe, Ketone, Ester, Alkohole (über 25 %) oder Säuren (über 25 %) beständig. BENUTZEN SIE NIE ORGANISCHE LÖSUNGSMITTEL. Trocknen Sie den Nivelliertisch mit Papiertüchern.

C. Anwendungshinweise

- Das Gerät auf eine glatte Oberfläche legen.
- Den Tisch durch Justieren der Nivellierfüße verstellen und dannach mit der Wasserwaage prüfen, ob eine ebene Position erreicht ist.
- Sobald der Nivelliertisch genau horizontal ausgerichtet ist, können Sie eine Gelkammer oder Gelgießvorrichtung darauf platzieren, um Ihr Gel zu gießen.

Nivelliertisch

N854.1

Carl Roth GmbH + Co. KG

Schoemperlenstraße 3-5 • 76185 Karlsruhe
Postfach 100121 • 76231 Karlsruhe
Telefon: +49 (0) 721/ 5606-0
Fax: +49 (0) 721/ 5606-149
info@carlroth.de • www.carlroth.de

sse 06/2021

Die Firma ist eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRA 100055. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Roth Chemie GmbH mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRB 100428. Geschäftsführer: André Houdelet