

🇩🇪 Pflege & Wartung

1. Reinigen Sie b.safe Caps mit einem feuchten Tuch sowie ggf. mit Spülmittel und Warmwasser. **Achtung:** Es darf kein Wasser in das b.safe Belüftungsventil gelangen.
2. Eventuelle Beschriftungen oder Klebstoffreste auf der b.safe Cap entfernen Sie am besten mit Isopropanol.
3. Wird der b.safe Timestrip aktiviert, färbt sich das weiße Sichtfenster mit fortschreitender Nutzung rot. Ist der weiße Schriftzug „CHANGE“ vollständig vor rotem Grund sichtbar, ist das b.safe Belüftungsventil verbraucht und muss ersetzt werden.

🇬🇧 Cleaning & Maintenance

1. Clean b.safe Caps with a damp cloth and, if necessary, with detergents and warm water. **Attention:** Water must not get into the b.safe Air Valve.
2. Possible labelling or adhesive residues on b.safe Caps can be removed with isopropyl.
3. Once the b.safe Timestrip is activated, the white inspection window turns into red with increasing time of use. If the white writing "CHANGE" is completely visible on the red background, the b.safe Air Valve is dead and has to be replaced.

Verbrauchsmaterial & Zubehör Consumables & Accessories

b.safe Belüftungsventile / b.safe Air Valves

Verpackungseinheit Packing unit	Standzeit Service life	Artikelnummer Cat. No.
2 Stück / pieces	6 Monate / months	M 505-01
10 Stück / pieces	6 Monate / months	M 505-02

Blindfittings / Blind Fittings

Farbe Colour	Verpackungseinheit Packing unit	Artikelnummer Cat. No.
Milchig-weiß / milky white	10 Stück / 10 pieces	M 501-01

Fittings / Fittings

für Kapillaraußendurchmesser For capillary O. D.	Farbe Colour	Verpackungseinheit Packing unit	Artikelnummer Cat. No.
1,6 mm	Grün / green	10 Stück / 10 pieces	M 501-06
2,2 mm	Violett / purple	10 Stück / 10 pieces	M 501-11
2,2 mm	Grau / grey	10 Stück / 10 pieces	M 501-12
3,2 mm	Blau / blue	10 Stück / 10 pieces	M 501-16
3,2 mm	Rot / red	10 Stück / 10 pieces	M 501-17
3,2 mm	Gelb / yellow	10 Stück / 10 pieces	M 501-18

b.safe



Gebrauchsanweisung
Installation Manual
b.safe Caps




Entdecken Sie weitere Sicherheitslösungen:
Discover more Safety Solutions:

[bsafe.de](https://www.bsafe.de)



Bohlender GmbH · Waltersberg 8 · 97947 Grünsfeld
Germany · Phone: +49 9346 92860

1

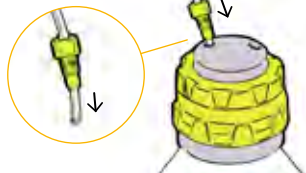

Schieben Sie die Kapillare ohne Fritte durch das b.safe Fitting und danach durch die b.safe Cap. Stecken Sie die Fritte wieder auf.

Push the capillary without frit through the b.safe Fitting and the b.safe Cap. Put the frit again on the tube.



2



Setzen Sie die bestückte b.safe Cap auf die Eluentenflasche und drehen Sie sie fest. Wenn die Fritte den Flaschenboden berührt, drehen Sie auch das b.safe Fitting fest; ansonsten erst Kapillare nachschieben.

Put the fitted b.safe Cap on the eluent bottle and tighten it. If the frit touches the bottle base, also tighten the b.safe Fitting. If not, push the capillary further on.



3



Schrauben Sie das b.safe Belüftungsventil in die b.safe Cap.

Screw in the Air Valve to the b.safe Cap.



4



Drücken Sie den Knopf am b.safe Timestrip, um die Wechselanzeige für das b.safe Belüftungsventil zu aktivieren.

Optional: Notieren Sie das Wechseldatum auf der Rückseite.

Push the button to activate the service life indicator.

Optional: Note the exchange date on the back side of the service life indicator.



5



Stecken Sie den b.safe Timestrip an den Ring des b.safe Belüftungsventils.

Fix the service life indicator on the b.safe Air Valve.



6



Beschriften Sie die b.safe Cap nach Bedarf mit einem Folienstift oder Klebeetiketten.

Mark the b.safe Cap with a foil pen or an adhesive label if necessary.



b.safe Cap mit Absperrhahn:

Stecken Sie eine Kapillare (Länge Flaschenhals bis -boden) durch ein passendes b.safe Fitting. Schrauben Sie diese Kapillare mit dem Fitting als Saugleitung von unten in die b.safe Cap. Stecken Sie die vom HPLC-Gerät kommende Kapillare durch ein b.safe Fitting und schrauben sie von oben in die b.safe Cap. Drehen Sie diese auf die Eluentenflasche. Steht der Hebel des Absperrhahns waagrecht, ist der Ansaugweg unterbrochen.



b.safe Cap with Stopcocks

Push the capillary through a suitable b.safe Fitting (length: distance from bottle neck to bottle base). Fix this capillary with the fitting as a suction pipe on the bottom side of the b.safe Cap. Push the capillary coming from your HPLC device through a b.safe Fitting and screw it into the top side. Screw the fitted cap onto the eluent bottle. If the lever of the stopcock stands horizontally, the suction way is interrupted.

Wichtig: Alle ungenutzten Öffnungen der b.safe Cap müssen gasdicht mit b.safe Blindfittings verschlossen werden!

Important: Use b.safe Blind Fittings for gas tight closing of unused openings on a b.safe Cap!