



Notice d'utilisation

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals




LIEBHERR

Sommaire

1	Vue d'ensemble de l'appareil.....	3
1.1	Articles livrés.....	3
1.2	Vue d'ensemble de l'appareil et de l'équipement.....	3
1.3	Équipement spécial.....	3
1.4	Domaine d'application de l'appareil.....	3
1.5	Émission sonore de l'appareil.....	4
1.6	Conformité.....	4
2	Consignes de sécurité générales.....	4
3	Mise en service.....	6
3.1	Conditions d'installation.....	6
3.2	Dimensions de l'appareil.....	6
3.3	Transporter l'appareil.....	7
3.4	Déballer l'appareil.....	7
3.5	Enlever la sécurité de transport.....	7
3.6	Monter la poignée de la porte.....	7
3.7	Monter la sécurité anti-basculement.....	7
3.8	Installer l'appareil.....	8
3.9	Aligner l'appareil.....	8
3.10	Installation de plusieurs appareils.....	9
3.11	Après installation.....	9
3.12	Éliminer l'emballage.....	9
3.13	Changement du sens d'ouverture de la porte.....	9
3.14	Aligner la porte.....	16
3.15	Brancher l'appareil.....	17
3.16	Allumer l'appareil (première mise en service).....	17
4	Stockage.....	18
4.1	Conseils de stockage.....	18
4.2	Durées de stockage.....	18
5	Utilisation.....	18
5.1	Éléments de commande et d'affichage.....	18
5.1.1	Affichage d'état.....	18
5.1.2	Symboles d'affichage.....	18
5.1.3	Signaux sonores.....	19
5.2	Navigation.....	19
5.2.1	Navigation avec les touches.....	19
5.2.2	Menu Réglages.....	19
5.2.3	Menu Client.....	20
5.2.4	Régler les valeurs.....	20
5.2.5	Règles générales.....	20
5.3	Fonctions.....	20
5.3.1	Aperçu des fonctions.....	20
5.3.2	Allumer et éteindre l'appareil.....	21
5.3.3	Température.....	21
5.3.4	Enregistrement des températures.....	22
5.3.5	Éclairage.....	22
5.3.6	Accès sécurisé au menu Réglages.....	22
5.3.7	Codes d'accès.....	23
5.3.8	Rappel d'intervalle d'entretien.....	24
5.3.9	Langue.....	25
5.3.10	Unité de température.....	25
5.3.11	Luminosité de l'écran.....	25
5.3.12	Alarm Sound.....	25
5.3.13	Key Sound.....	26
5.3.14	Connexion WiFi.....	26
5.3.15	Connexion LAN.....	27
5.3.16	Info.....	28
5.3.17	Heures de fonctionnement.....	28
5.3.18	Software.....	28
5.3.19	Dégivrage.....	28
5.3.20	Calibrage des capteurs.....	29
5.3.21	Alarme de température.....	29
5.3.22	Alarme de porte.....	30
5.3.23	Alarme lumineuse.....	31
5.3.24	Simulation d'alarme.....	31
5.3.25	Relais d'alarme.....	31
5.3.26	DemoMode.....	32
5.3.27	Réinitialisation aux réglages d'usine.....	32
5.4	Messages.....	33
5.4.1	Avertissements.....	33

5.4.2	Rappels.....	35
6	Équipement.....	36
6.1	Serrure de sécurité.....	36
6.2	Capteurs.....	36
6.3	Interfaces.....	36
7	Entretien.....	37
7.1	Plan d'entretien.....	37
7.2	Dégivrer l'appareil.....	38
7.3	Nettoyer l'appareil.....	38
8	Aide clients.....	39
8.1	Données techniques.....	39
8.2	Défaillance technique.....	40
8.3	Service après-vente.....	40
8.4	Plaque signalétique.....	41
9	Mise hors service.....	41
10	Informations complémentaires.....	41
11	Guide rapide pour une utilisation quotidienne.....	43

Le fabricant travaille sans cesse au perfectionnement de tous les modèles de ses produits. Nous comptons donc sur votre compréhension concernant des modifications éventuelles de forme, d'équipement et de technologie.

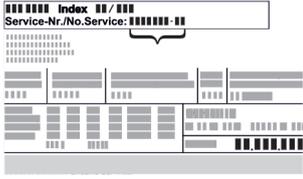Symbole	Explication
	<p>Lire le manuel d'utilisation</p> <p>Pour découvrir tous les avantages de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement les consignes figurant dans le présent manuel.</p>
	<p>Manuel d'utilisation complet disponible sur Internet</p> <p>Vous trouverez le manuel d'utilisation détaillé sur Internet en scannant le code QR figurant sur la première de couverture du manuel d'utilisation ou en saisissant le numéro de service sur home.liebherr.com/fridge-manuals.</p> <p>Vous trouverez le numéro de service sur la plaque signalétique :</p>  <p><i>Fig. Représentation à titre d'exemple</i></p>
	<p>Vérifier l'état de l'appareil</p> <p>Vérifier l'absence d'avaries de transport sur toutes les pièces. En cas de réclamation, adressez-vous au revendeur ou au service client.</p>
	<p>Divergences</p> <p>Le manuel d'utilisation est valable pour plusieurs modèles. Des divergences sont donc possibles. Les paragraphes concernant uniquement un certain type d'appareils sont indiqués par un astérisque (*).</p>
	<p>Instructions et résultats</p> <p>Les instructions sont indiquées par ►.</p> <p>Les résultats sont indiqués par ▷.</p>
	<p>Vidéos</p> <p>Les vidéos des appareils sont disponibles sur la chaîne YouTube de Liebherr-Hausgeräte.</p>

Vue d'ensemble de l'appareil

Cette notice d'utilisation est valable pour :

- SRFvg 3501
- SRFvg 3511
- SRFvg 4001
- SRFvg 4011
- SRFvg 5501
- SRFvg 5511

1 Vue d'ensemble de l'appareil

1.1 Articles livrés

Vérifier l'absence d'avaries de transport sur toutes les pièces. En cas de réclamation, adressez-vous au revendeur ou au service après-vente. (voir 8.3 Service après-vente)

La livraison est composée des pièces suivantes :

- Appareil indépendant
- Équipement *
- Matériel de montage *
- Mode d'emploi
- Brochure SAV
- Certificat de qualité *
- Câble d'alimentation
- Poignée avec vis et clé Torx
- Kit de fixation murale

1.2 Vue d'ensemble de l'appareil et de l'équipement

SRFvg 3501
SRFvg 4001
SRFvg 5501

SRFvg 3511
SRFvg 4011
SRFvg 5511

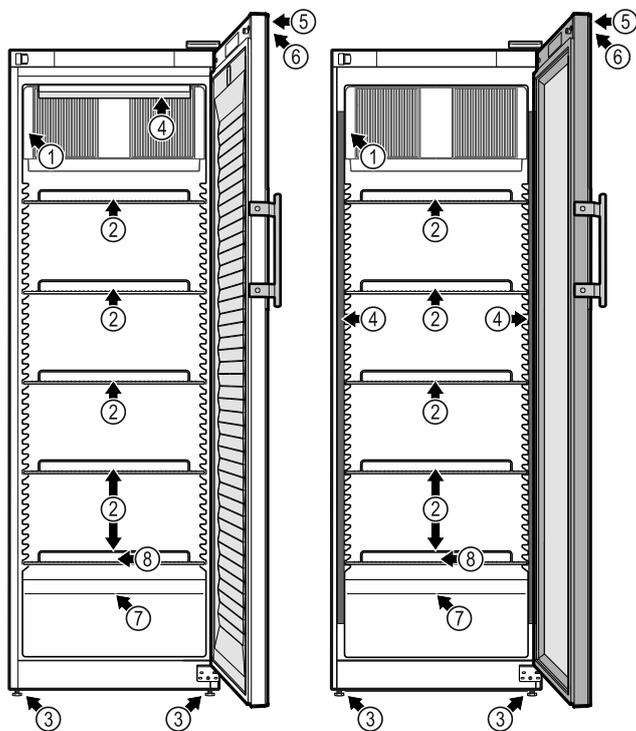


Fig. 1 Représentation à titre d'exemple

Équipement

- (1) Plaque signalétique (5) Serrure

(2) Grille de support

(3) Pieds réglables

(4) Éclairage intérieur *

(6) Éléments de commande et affichage de la température

(7) Capteur de thermostat de sécurité

(8) Sortie d'eau de dégivrage

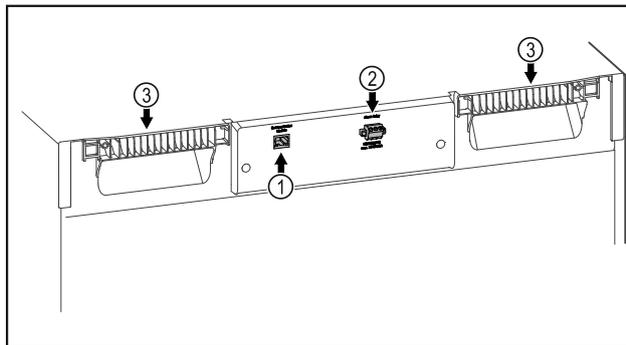


Fig. 2 Exemple représentant la face arrière

Équipement

- (1) Interface LAN/Wi-Fi * (3) Support de transport
(2) Sortie d'alarme sans potentiel

1.3 Équipement spécial

Remarque

Les accessoires sont disponibles auprès du service après-vente (voir 8.3 Service après-vente) et dans la boutique d'électroménager Liebherr à l'adresse <https://home.liebherr.com>.

1.4 Domaine d'application de l'appareil

Utilisation conforme

Ce réfrigérateur de laboratoire convient pour le stockage professionnel de produits à une température comprise entre 3 °C et 16 °C.

Les produits généralement stockés sont des échantillons de recherches, des réactifs, des appareils de laboratoire, etc.

En cas de stockage de substances ou de produits de valeur ou sensibles à la température il est nécessaire d'utiliser un système d'alarme indépendant surveillé en permanence. Ce système d'alarme doit être conçu pour que chaque alerte soit immédiatement transmise à une personne en charge qui puisse prendre les mesures adéquates.

Utilisations incorrectes prévisibles

Ne pas utiliser l'appareil pour les applications suivantes :

- Stockage et réfrigération de :
 - Substances chimiques instables, inflammables ou irritantes
 - Sang, plasma ou autres fluides corporels pour perfusion, application ou introduction dans le corps humain.

Consignes de sécurité générales

- Utilisation dans des zones à risque d'explosion.
- Utilisation à l'extérieur ou dans des zones humides et exposées à des projections d'eau.

Une utilisation non conforme de l'appareil entraîne des dommages ou détériore les marchandises stockées.

Classes climatiques

La classe climatique correspondant à votre appareil est indiquée sur la plaque signalétique.

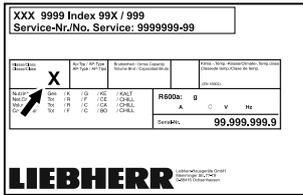


Fig. 3 Plaque signalétique

(X) Cette classe climatique indique dans quelles conditions environnementales l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.

Classe climatique (X)	température max. de la pièce en °C	humidité relative max. en %
7	35	75

Remarque

La température minimale admissible de la pièce sur le lieu d'installation est de 10 °C.

Si les conditions sont limites, il est possible qu'une légère condensation se forme sur la vitre et les parois latérales.

1.5 Émission sonore de l'appareil

Le niveau de pression acoustique d'émission pondéré A pendant le fonctionnement de l'appareil est inférieur à 70 dB(A) (puissance acoustique rel. 1 pW).

1.6 Conformité

L'étanchéité du circuit réfrigérant est contrôlée.

L'appareil est conforme aux règlements de sécurité et directives en vigueur 2014/35/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse : www.liebherr.com

2 Consignes de sécurité générales

Conserver soigneusement cette notice d'utilisation afin de pouvoir la consulter à tout moment.

Si vous cédez l'appareil à un tiers, veuillez également remettre cette notice d'utilisation au nouvel acquéreur.

Pour garantir une utilisation conforme et sûre de l'appareil, lisez attentivement cette notice d'utilisation avant toute utilisation. Respectez toujours les instructions ainsi que les consignes de sécurité et d'avertissement qui figurent dans la notice. Celles-ci jouent un rôle essentiel pour une installation et une exploitation sûres et sans heurts de l'appareil.

Danger pour l'utilisateur :

- Cet appareil ne doit être utilisé que par du personnel qualifié et de laboratoire, formé à cet effet et connaissant toutes les mesures de sécurité applicables au travail dans un laboratoire. Il n'est pas destiné à être utilisé par des personnes y compris les enfants dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissance.
- La prise de courant doit être facilement accessible afin que l'appareil puisse être déconnecté du secteur rapidement en cas d'urgence. Elle doit se trouver en dehors de la zone postérieure de l'appareil.
- Lorsque l'appareil est débranché, toujours tirer la prise secteur. Ne pas tirer sur le câble.
- En cas de défaut, retirer la prise secteur ou retirer le fusible.
- **AVERTISSEMENT** : Ne pas endommager le câble de raccordement. Ne pas utiliser l'appareil si le câble de raccordement est défectueux.
- **AVERTISSEMENT** : Les prises multiples et autres appareils électroniques (par ex. transformateurs halogènes) ne doivent pas être placés et exploités derrière l'appareil.
- **AVERTISSEMENT** : Ne pas fermer les orifices de ventilation du bâti de l'appareil ou du boîtier d'encastrement.
- Les réparations et interventions sur l'appareil doivent être effectuées uniquement par le service après-vente ou des techniciens spécialisés ayant suivi une formation spéciale.
- Monter, raccorder et éliminer l'appareil en suivant scrupuleusement les consignes.

Risque d'incendie :

- Le réfrigérant (données sur la plaque signalétique) est écologique mais inflammable. En cas de fuite, le réfrigérant peut s'enflammer.

- **AVERTISSEMENT** : Ne pas endommager le circuit de refroidissement.
- Éviter de manipuler des sources d'inflammation à l'intérieur de l'appareil.
- **AVERTISSEMENT** : Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du réfrigérateur qui ne correspondent pas au modèle recommandé par le constructeur.
- Si fuite du réfrigérant éteindre tout feu ou toute source de feu à proximité de la zone de fuite. Bien aérer la pièce. Informer le service client.
- Ne pas exploiter l'appareil à proximité de gaz explosifs.
- Ne pas entreposer ou utiliser d'essence ou tout autre gaz ou liquide inflammable à proximité de l'appareil.
- Ne pas stocker de matières explosibles dans l'appareil (bombes aérosols avec gaz propulseur inflammable, par exemple). Les bombes aérosols en question se reconnaissent à l'indication du contenu sur l'étiquette ou au symbole du feu. D'éventuels gaz qui fuient peuvent s'enflammer avec les pièces électriques.
- Tenir éloigné l'appareil des bougies allumées, des lampes et des autres objets avec une flamme, pour ne pas mettre le feu à l'appareil avec ces derniers.
- Les boissons alcoolisées ou tout autre récipient contenant de l'alcool doivent être fermés hermétiquement pour le stockage. Une éventuelle fuite d'alcool peut s'enflammer avec les composants électriques.

Risque de chute ou de renversement :

- **AVERTISSEMENT** : Pour éviter tout risque lié à l'instabilité de l'appareil, fixer celui-ci conformément aux instructions.
- Ne pas utiliser la base, les tiroirs, les portes et autre comme marchepied ou pour s'appuyer.

Risque de gelure, d'engourdissement ou de douleur :

- Éviter tout contact permanent de la peau avec des surfaces froides ou des aliments réfrigérés/congelés ou prendre des mesures de protection, comme le port de gants.

Risque de blessure et d'endommagement :

- **AVERTISSEMENT** : Pour accélérer le dégivrage, ne pas utiliser d'autres dispositifs mécaniques ou d'autres moyens que ceux recommandés par le fabricant.

- **AVERTISSEMENT** : Risque de blessures par choc électrique ! Sous la plaque de protection se trouvent les pièces conductrices. Les lampes intérieures ne doivent être remplacées ou réparées que par le service après-vente ou des techniciens formés.*
- **ATTENTION** : L'appareil ne doit être utilisé qu'avec des accessoires d'origine du fabricant ou des accessoires d'autres fournisseurs autorisés par le fabricant. L'utilisateur assume les risques liés à l'utilisation d'accessoires non autorisés.

Risque d'écrasement :

- Ne pas mettre les mains dans la charnière lors de l'ouverture et de la fermeture de la porte. Les doigts peuvent rester coincés.

Qualification personnel qualifié :

L'appareil ne doit être installé, contrôlé, entretenu et mis en service que par du personnel qualifié familier avec le montage, la mise en service et l'exploitation de l'appareil.

Par personnel qualifié on entend des personnes qui, par leur formation technique, leurs connaissances, leurs expériences et leur connaissance des normes applicables, sont en mesure d'évaluer et d'exécuter le travail qui leur est confié et de reconnaître les dangers possibles. Ils doivent avoir reçu une formation, des consignes et l'autorisation pour mener des travaux sur l'appareil.

Symboles sur l'appareil :



Le symbole peut se trouver sur le compresseur. Il se réfère à l'huile dans le compresseur et signale le danger suivant : **Peut être mortel en cas d'ingestion ou de pénétration dans les voies respiratoires.** Cet avertissement ne concerne que le recyclage. Il n'y a aucun danger pendant le fonctionnement normal.



AVERTISSEMENT : Risque d'incendie / matériaux inflammables. Le symbole se trouve sur le compresseur et indique le danger lié à la présence de substances inflammables. Ne pas enlever l'autocollant.



Le symbole se trouve au dos de l'appareil au niveau du relais d'alarme et signale le danger suivant : **décharge électrique !** Une tension externe peut subsister même si l'appareil est débranché du secteur. Ne pas enlever l'autocollant.

Mise en service



Cet autocollant ou un autocollant similaire peut se trouver au dos de l'appareil. Il concerne les panneaux revêtus de mousse se trouvant dans la porte et/ou l'enveloppe extérieure. Cet avertissement ne concerne que le recyclage. Ne pas enlever l'autocollant.

Respectez les consignes d'avertissement et les autres consignes spécifiques des autres chapitres :

	DANGER	Désigne une situation dangereuse immédiate qui peut entraîner la mort ou de graves blessures corporelles si elle n'est pas évitée.
	AVERTISSEMENT	Désigne une situation dangereuse qui peut entraîner la mort ou de graves blessures corporelles si elle n'est pas évitée.
	PRUDENCE	Désigne une situation dangereuse qui peut entraîner des blessures corporelles légères ou moyennement graves si elle n'est pas évitée.
	ATTENTION	Désigne une situation dangereuse qui peut entraîner des dommages matériels si elle n'est pas évitée.
	Remarque	Indique des remarques et conseils utiles.

3 Mise en service

3.1 Conditions d'installation



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à l'humidité !
Lorsque des pièces sous tension ou le câble de raccordement au secteur deviennent humides, un court-circuit peut se produire.

- L'appareil a été conçu pour être placé dans des locaux fermés. Ne pas exploiter l'appareil dehors ou dans des endroits humides non à l'abri de projections d'eau.

3.1.1 Lieu d'installation



AVERTISSEMENT

Fuite de réfrigérant et d'huile !
Incendie. Le réfrigérant est écologique mais inflammable. L'huile est également inflammable. En cas de fuite, le réfrigérant et l'huile peuvent s'enflammer en cas de concentration élevée et de contact avec une source de chaleur externe.

- Ne pas endommager la tuyauterie du circuit réfrigérant et le compresseur.

- Ne pas installer l'appareil dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil, près d'une cuisinière, d'un chauffage ou autre.
- Le lieu d'installation optimal est une pièce sèche et bien ventilée.

- Si l'appareil est installé dans un environnement très humide, de la condensation peut se former sur l'extérieur de l'appareil. Toujours veiller à une bonne aération et ventilation du lieu d'installation.
- Plus la quantité de réfrigérant dans l'appareil est importante, plus la pièce dans laquelle se trouve l'appareil doit être grande. Dans les espaces trop petits, une fuite peut entraîner la formation d'un mélange de gaz et d'air inflammable. Pour 8 g de réfrigérant, le volume du local d'installation de l'appareil doit être d'au moins 1 m³. Les spécifications du réfrigérant figurent sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil.
- Le sol du local d'installation doit être horizontal et plat.
- Le lieu d'installation doit être capable de soutenir le poids de l'appareil en situation de stockage maximal. (voir 8.1 Données techniques)

3.1.2 Raccordement électrique




AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas d'installation inappropriée !
Si un câble d'alimentation ou une fiche touche l'arrière de l'appareil, les vibrations de l'appareil peuvent endommager le câble d'alimentation ou la fiche, provoquant ainsi un court-circuit.

- Veillez à ce qu'aucun câble d'alimentation ne se coince sous l'appareil lorsque vous l'installez.
- Placer l'appareil de façon à ce qu'il n'y ait pas de contact avec la fiche ou le câble d'alimentation.
- Ne brancher aucun appareil sur les prises situées à l'arrière de l'appareil.
- Les multiprises et autres appareils électroniques (p. ex. transformateurs halogènes) ne doivent **pas** être placés et exploités derrière l'appareil.

3.2 Dimensions de l'appareil

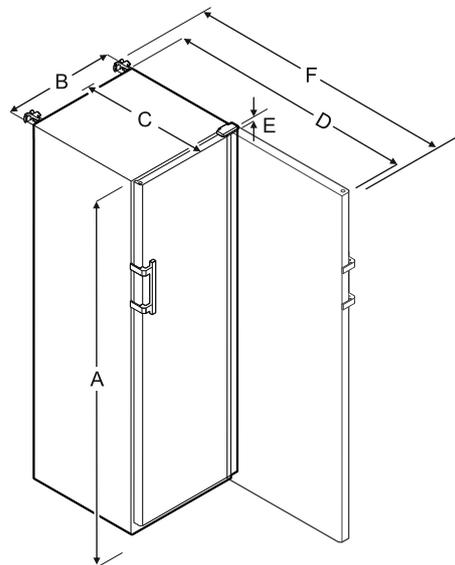

SRFvg 3501/3511

A	B	C	D	E	F
1684 mm	597 mm	664 mm	1203 mm	23 mm	1241 mm

SRFvg 4001/4011

A	B	C	D	E	F
1884 mm	597 mm	664 mm	1203 mm	23 mm	1241 mm

SRFvg 5501/5511					
A	B	C	D	E	F
1684 mm	747 mm	779 mm	1468 mm	23 mm	1506 mm

- A** = hauteur de l'appareil, pieds / roulettes inclus
B = largeur de l'appareil sans poignée (profondeur de poignée = 45 mm)
B = profondeur de l'appareil sans poignée (profondeur de poignée = 45 mm)
D = profondeur de l'appareil, porte ouverte
E = hauteur de charnière
F = profondeur d'appareil avec saillie de poignée et sécurité anti-basculement

3.3 Transporter l'appareil



AVERTISSEMENT

Risque de blessures dû aux débris de verre !*
 Si le transport se fait à une hauteur de plus de 1500 m, les vitres en verre de la porte peuvent se casser. Les morceaux de verre sont coupants et peuvent occasionner de graves blessures.

- ▶ Prendre des mesures de protection appropriées.
- ▶ Lors de la première mise en service : Transporter l'appareil dans son emballage.
- ▶ Pour le transport après la première mise en service (par ex. en cas de déménagement) : Transporter l'appareil sans charge.
- ▶ Transporter l'appareil en position verticale.
- ▶ Transporter l'appareil à deux personnes.

3.4 Déballer l'appareil

- ▶ Vérifiez que l'appareil et l'emballage n'ont pas été endommagés pendant le transport. Adressez-vous immédiatement au fournisseur en cas de suspicion d'un quelconque dommage. Ne pas raccorder l'appareil à l'alimentation électrique.
- ▶ Retirer du dos ou des parois latérales de l'appareil tous les objets susceptibles de gêner l'installation ou d'enlever la ventilation et l'aération.

3.5 Enlever la sécurité de transport

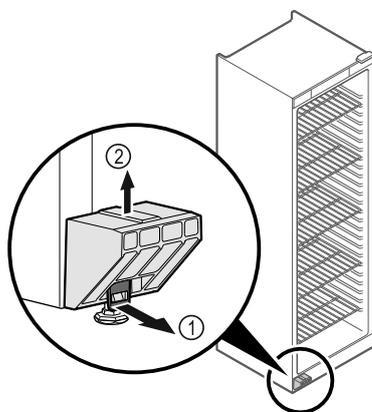


Fig. 4

- ▶ Tirer la languette Fig. 4 (1) vers l'avant.
- ▶ Retirer la sécurité de transport Fig. 4 (2) vers le haut.
- ▷ Le support de base reste sur l'appareil.

3.6 Monter la poignée de la porte

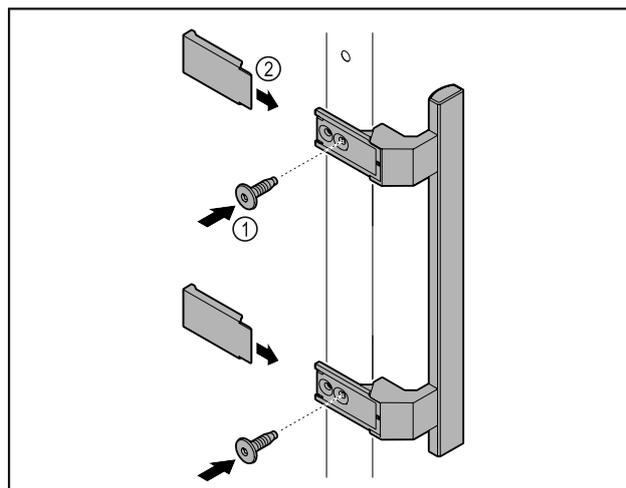


Fig. 5

- ▶ Fixer la poignée à la porte à l'aide des vis Fig. 5 (1) fournies.
- ▶ Mettre les caches Fig. 5 (2) en place.

3.7 Monter la sécurité anti-basculement

Outil

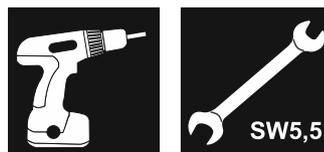


Fig. 6

Sécuriser l'appareil pour éviter qu'il ne se renverse.

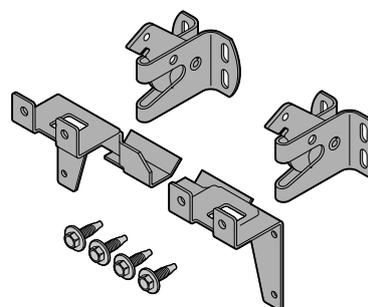


Fig. 7

La sécurité anti-basculement, composée de deux pièces de retenue, de deux crochets de sécurité et de quatre vis (4 x 14), est fournie avec l'appareil.

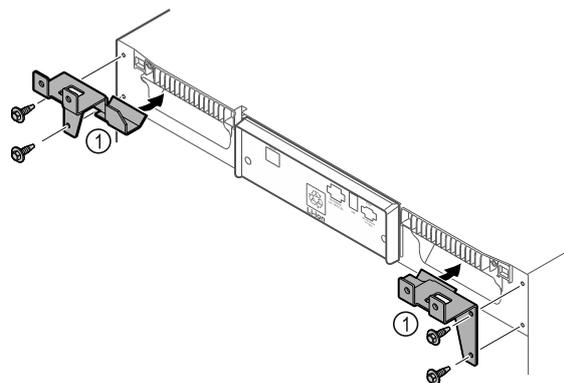


Fig. 8

Mise en service

- Fixer les pièces de retenue Fig. 8 (1) à l'appareil à l'aide des vis fournies.
- Pousser contre le mur l'appareil avec les pièces de fixation montées.

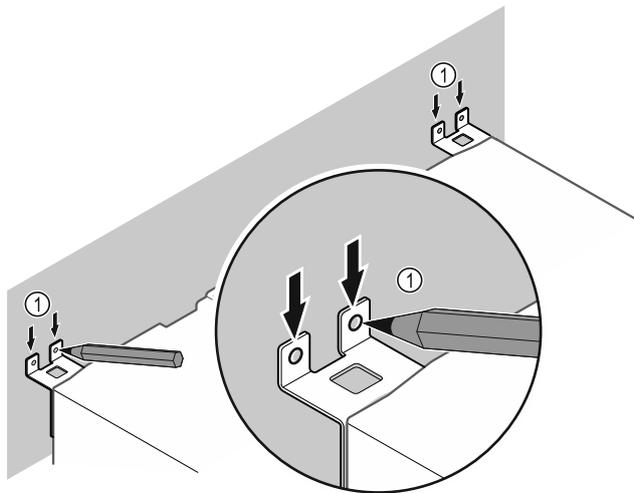


Fig. 9

- Tracer des repères sur le mur Fig. 9 (1).
- Écarter l'appareil du mur.

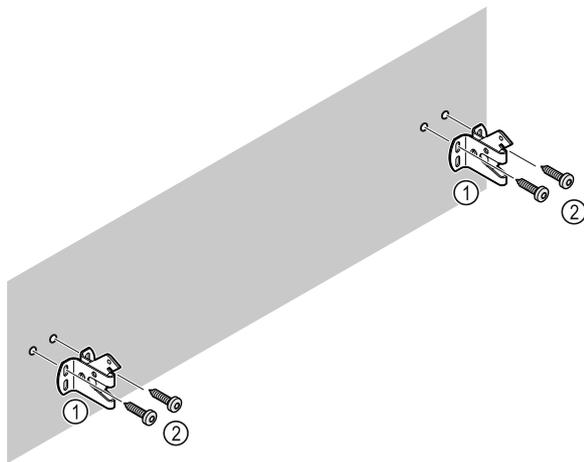


Fig. 10

Selon les propriétés du mur (bois, béton), utiliser un matériel de fixation approprié (par ex. des chevilles) et suffisamment de points de fixation Fig. 10 (2).

- Fixer les crochets de sécurité. Fig. 10 (1)

3.8 Installer l'appareil



ATTENTION

- Risque de blessures et de dommages !
- Installer l'appareil à deux personnes.



ATTENTION

Risque de blessures et de dommages !
La porte peut buter contre le mur et être ainsi endommagée. Dans le cas des portes en verre, le verre brisé peut entraîner des blessures !

- Empêcher la porte de buter contre le mur. Placer des butoirs, par ex. en feutre, sur le mur.

- Raccorder tous les composants nécessaires (par ex. le câble d'alimentation) à l'arrière de l'appareil et les faire passer sur le côté.

Remarque

Les câbles peuvent être endommagés !

- Éviter de coincer le câble en poussant l'appareil contre le mur.

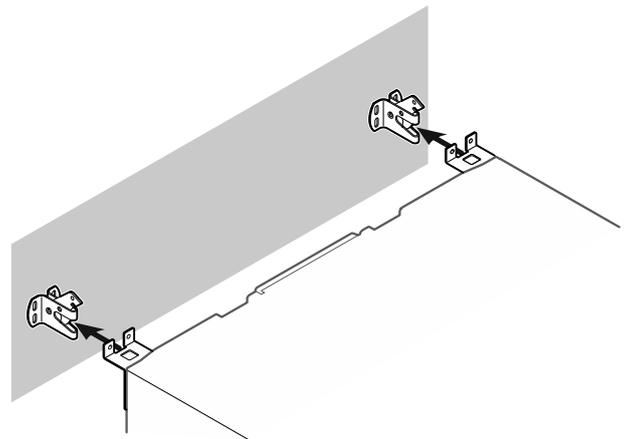


Fig. 11

- Pousser l'appareil contre le mur de manière à ce que les pièces de retenue s'enclenchent dans les crochets de sécurité.
- ▷ L'appareil est maintenant protégé contre le basculement.
- ▷ On peut le libérer en rabattant les crochets de sécurité.

3.9 Aligner l'appareil

ATTENTION

Une déformation du corps de l'appareil peut survenir et empêcher la fermeture de la porte.

- Aligner l'appareil horizontalement et verticalement.
- Compenser les inégalités du sol à l'aide des pieds réglables.



AVERTISSEMENT

Réglage inadéquat de la hauteur du pied réglable !
Risque de blessures graves à mortelles. Un mauvais réglage de la hauteur peut entraîner le détachement de la partie inférieure du pied réglable et le basculement de l'appareil.

- Ne pas trop dévisser le pied réglable.

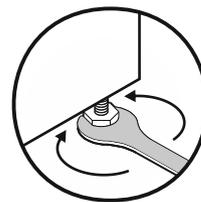


Fig. 12

Pour relever l'appareil :

- Tourner le pied réglable dans le sens des aiguilles d'une montre.

Pour abaisser l'appareil :

- Tourner le pied réglable dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

3.10 Installation de plusieurs appareils

ATTENTION

Risque d'endommagement dû à la condensation entre les parois latérales !

- ▶ Ne pas placer l'appareil directement à côté d'un autre réfrigérateur.
- ▶ Placer les appareils à une distance de 3 cm entre eux.
- ▶ Ne placer plusieurs appareils côte à côte que jusqu'à des températures de 35 °C et une humidité de 65 %.
- ▶ Si l'humidité de l'air est plus élevée, augmenter la distance entre les appareils.

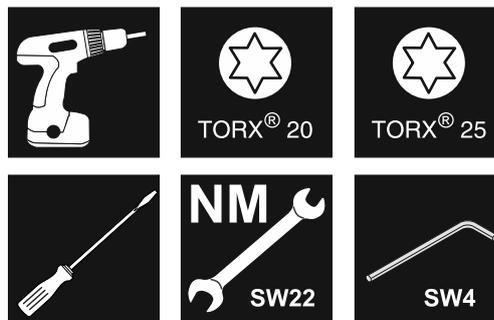


Fig. 14

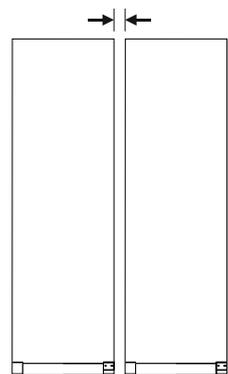


Fig. 13 Installation côte à côte

Remarque

Un kit d'installation côte à côte est disponible auprès du service après-vente de Liebherr. (voir 8.3 Service après-vente)

3.11 Après installation

- ▶ Retirer les films de protection des côtés extérieurs de l'appareil.
- ▶ Nettoyer l'appareil. (voir 7.3 Nettoyer l'appareil)
- ▶ Au besoin : Désinfecter l'appareil.
- ▶ Conserver la facture pour avoir à disposition les données de l'appareil et du revendeur.

3.12 Eliminer l'emballage

AVERTISSEMENT

Risque d'étouffement avec les films et matériaux d'emballage !

- ▶ Ne pas laisser les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.

L'emballage est fabriqué en matériaux recyclables :

- carton ondulé / carton
- pièces en polystyrène expansé
- films et sachets en polyéthylène
- colliers de serrage en polypropylène
- cadres en bois cloués avec plaque de polyéthylène*

- ▶ Déposer les matériaux d'emballage à un centre officiel de collecte des déchets.



3.13 Changement du sens d'ouverture de la porte

Outil

AVERTISSEMENT

Risque de blessures en cas de changement de sens d'ouverture de la porte effectué par une personne non qualifiée !

- ▶ Faire changer le sens d'ouverture de la porte uniquement par un professionnel.

AVERTISSEMENT

Risque de blessures et de dommages dû au poids de la porte !

- ▶ Le changement doit être effectué uniquement par des personnes pouvant porter un poids de 25 kg.
- ▶ Effectuer le changement uniquement à deux personnes.

ATTENTION

Composants sous tension !

Endommagement de composants électriques.

- ▶ Débrancher la prise avant de changer le sens d'ouverture de la porte.

- ▶ Ouvrir la porte.

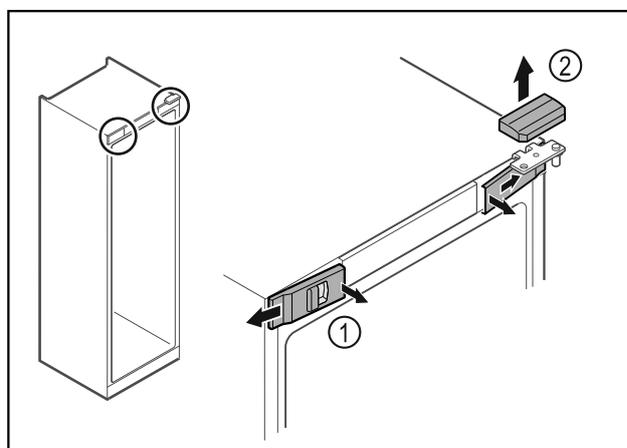


Fig. 15

- ▶ Décrocher les caches avant Fig. 15 (1) du côté intérieur et les retirer vers l'extérieur.
- ▶ Retirer le cache supérieur Fig. 15 (2) vers le haut.

Mise en service

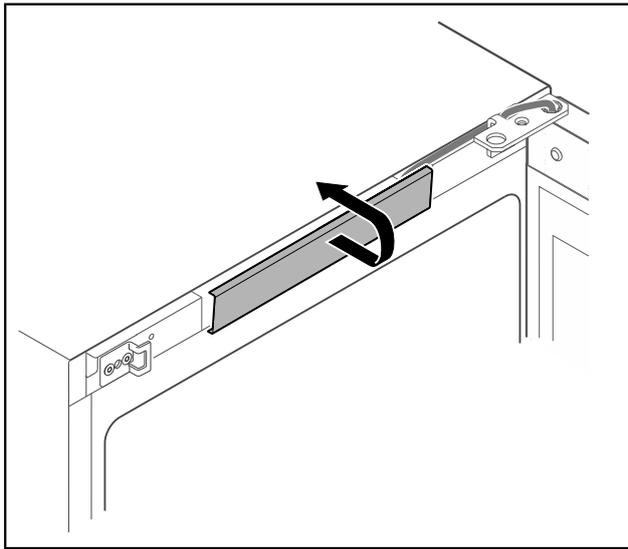


Fig. 16

- Décrocher le cache du milieu et le retirer.

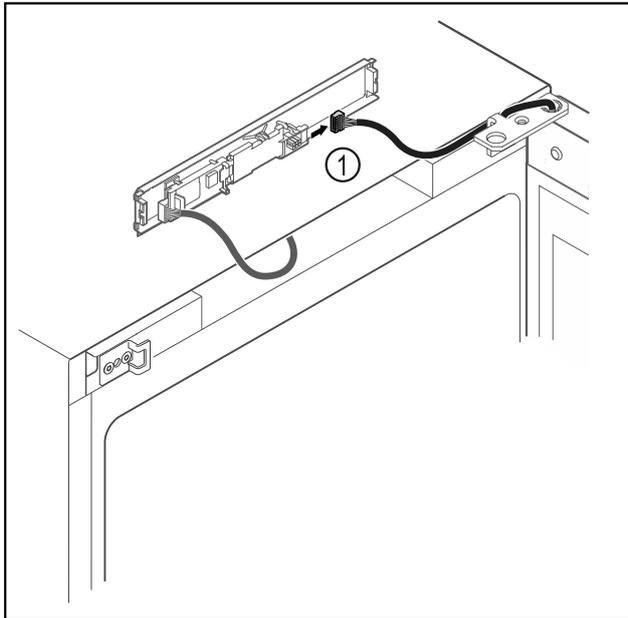


Fig. 17

- Débrancher le connecteur Fig. 17 (1) de la platine.

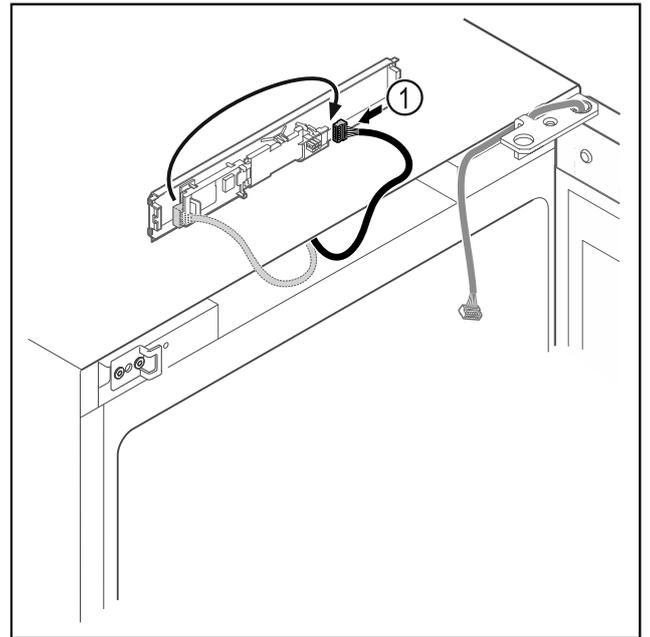


Fig. 18

- Brancher le connecteur Fig. 18 (1) de l'autre côté.

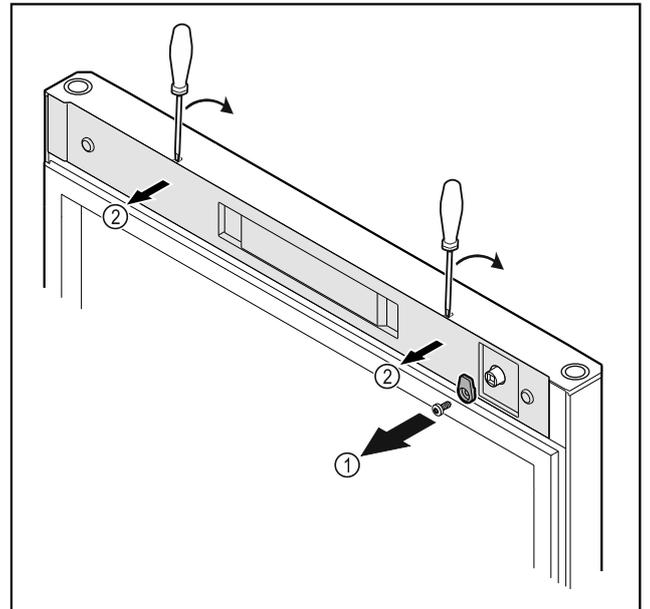


Fig. 19

- Dévisser le crochet de fermeture Fig. 19 (1).
- Décrocher le cache Fig. 19 (2) avec un petit tournevis et le retirer.

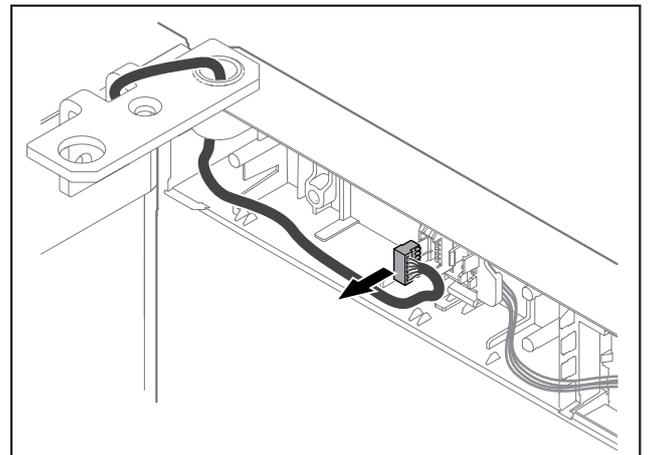


Fig. 20

- Retirer le connecteur de son support.

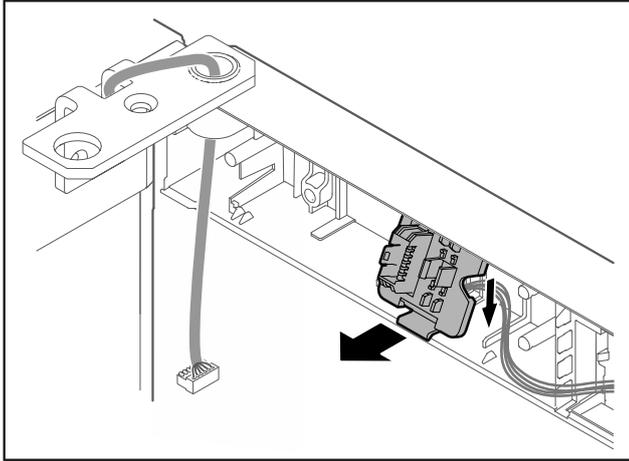


Fig. 21 La position de montage du support de connecteur peut être tournée de 180°.

- Dégager le support de connecteur.

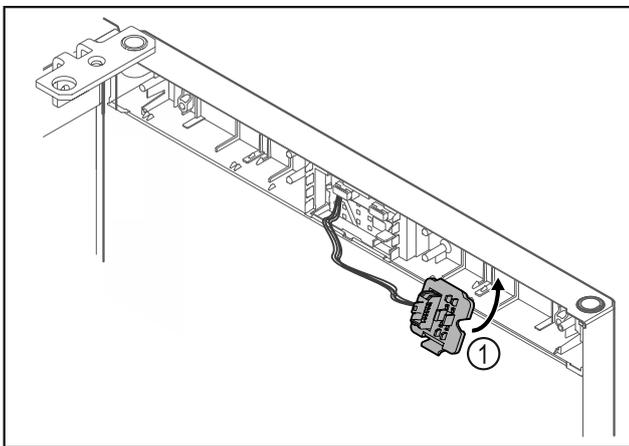


Fig. 22

- Accrocher le support de connecteur Fig. 22 (1) de l'autre côté.

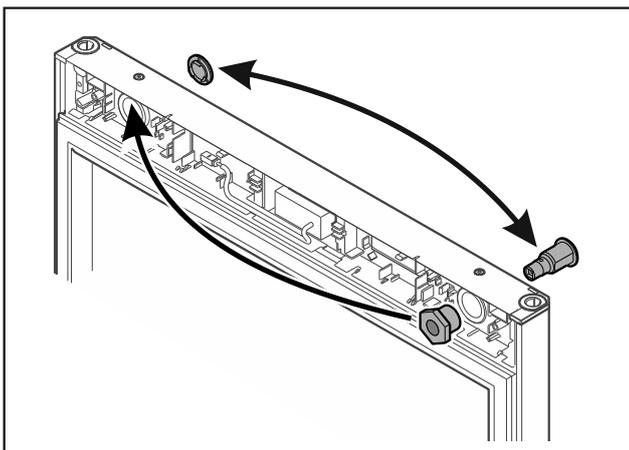


Fig. 23

- Mettre la serrure à la place du cache et inversement.

ATTENTION

- Risque de blessures lors de l'ouverture de la porte !
- Maintenir la porte.

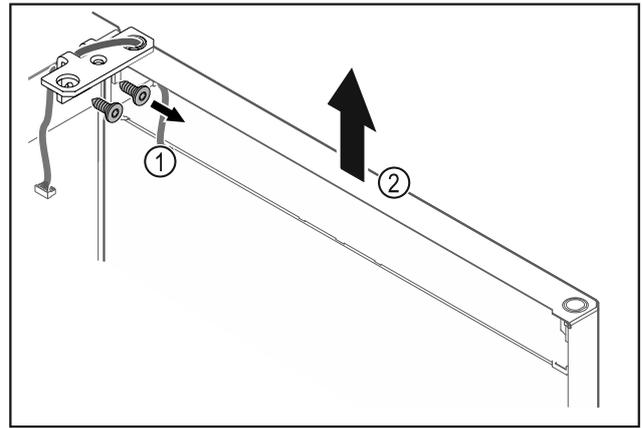


Fig. 24

- Dévisser l'équerre de la charnière Fig. 24 (1).
- Soulever la porte (équerre de charnière incluse) Fig. 24 (2) d'environ 200 mm et la retirer.
- Poser la porte avec précaution sur un support doux.

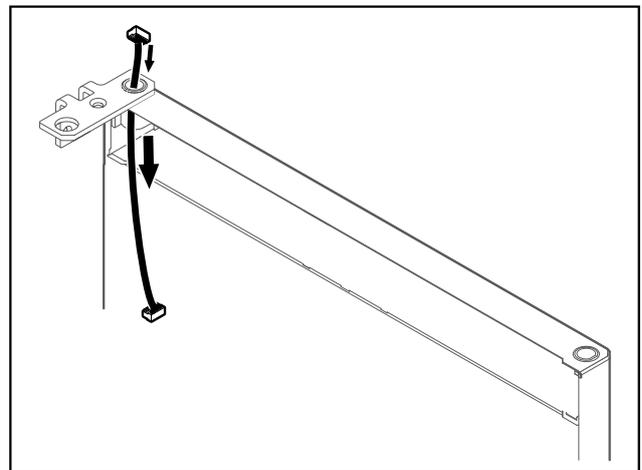


Fig. 25

- Retirer le câble avec précaution.

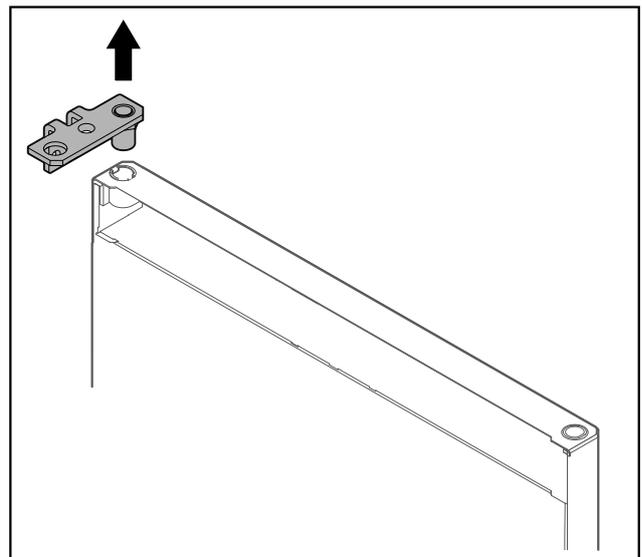


Fig. 26

- Retirer l'équerre de charnière.

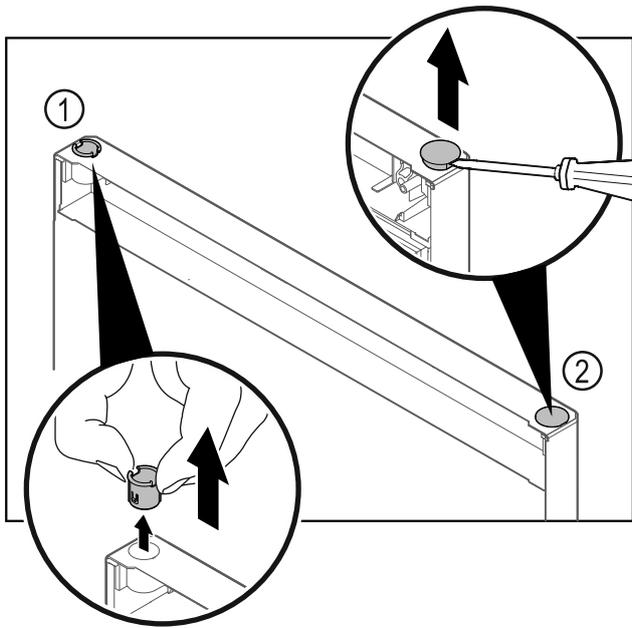


Fig. 27

- ▶ Retirer la bague Fig. 27 (1) avec les doigts.
- ▶ Soulever délicatement le bouchon Fig. 27 (2) avec un tournevis plat et le retirer.

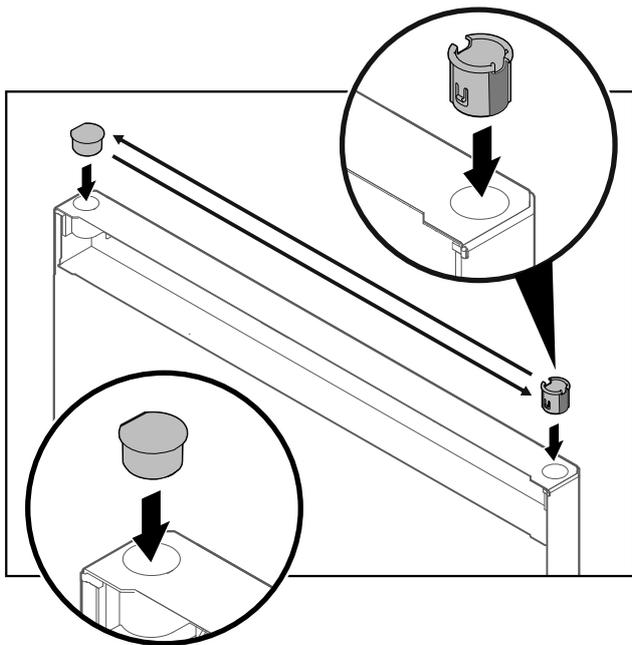


Fig. 28

- ▶ Insérer la bague de charnière à la place du bouchon et inversement (côté plat vers l'extérieur).

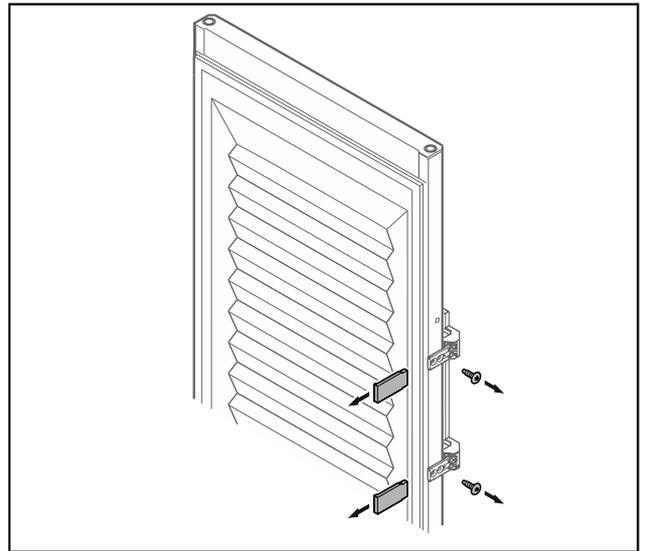


Fig. 29 Intérieur de porte moussé*

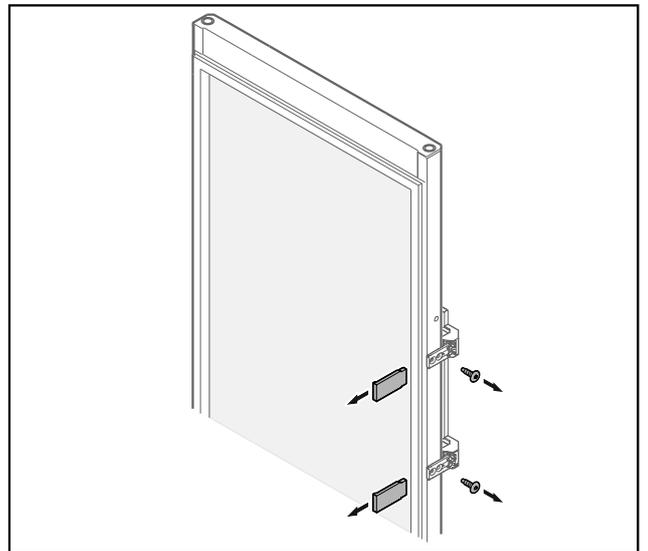


Fig. 30 Porte vitrée*

- ▶ Retirer les caches.
- ▶ Dévisser la poignée.

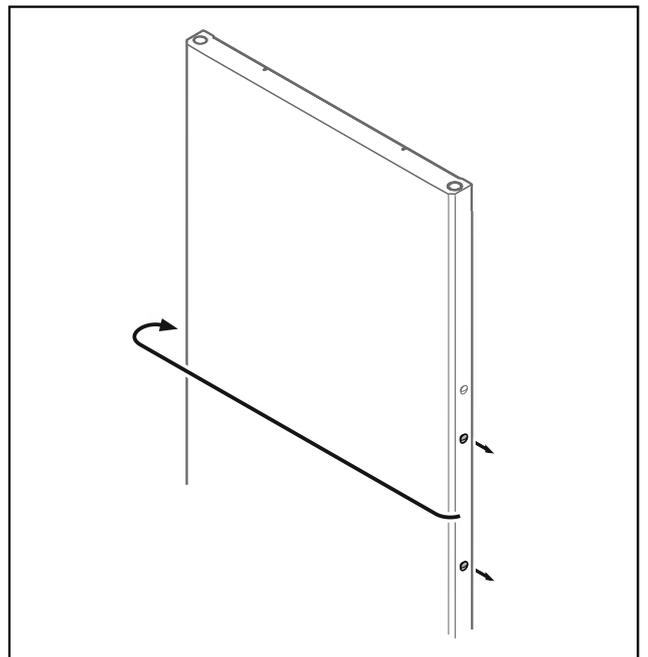


Fig. 31

- Changer les bouchons de côté.

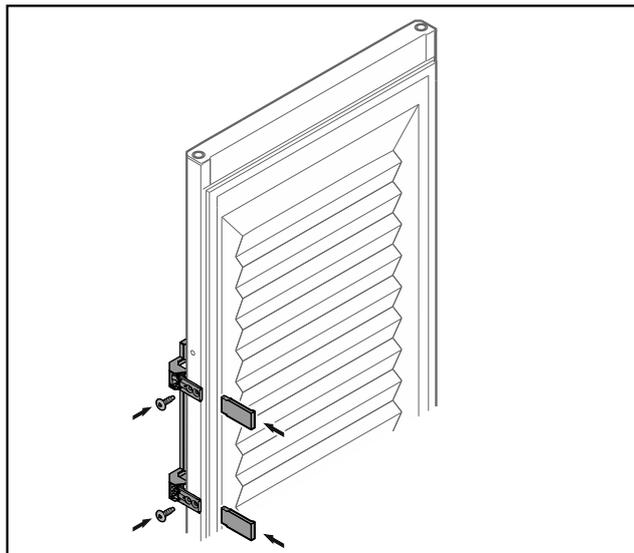


Fig. 32 Intérieur de porte moussé*

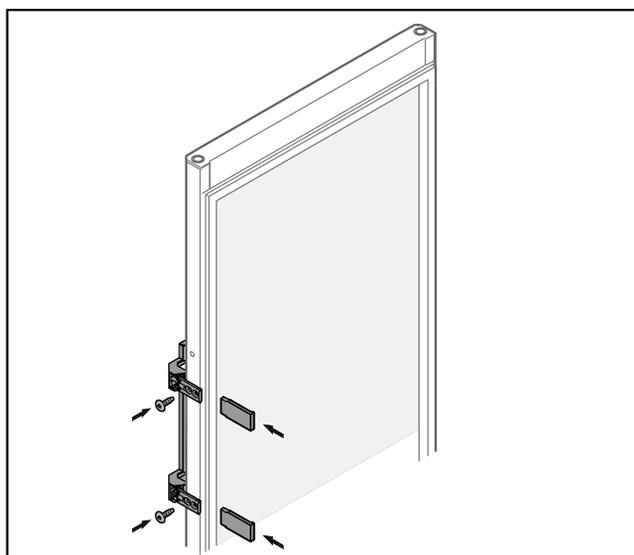


Fig. 33 Porte vitrée*

- Visser la poignée de l'autre côté.
- Mettre en place les caches.

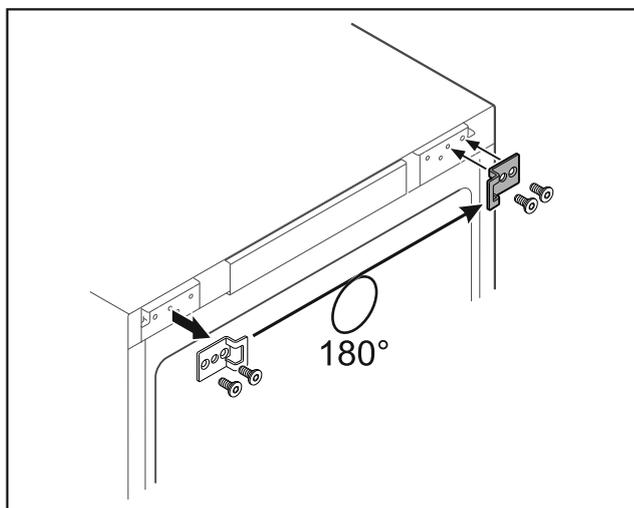


Fig. 34

- Changer l'équerre de fermeture de côté.

Remarque

Les trous sont déjà marqués et doivent être percés avec les vis autotaraudeuses.

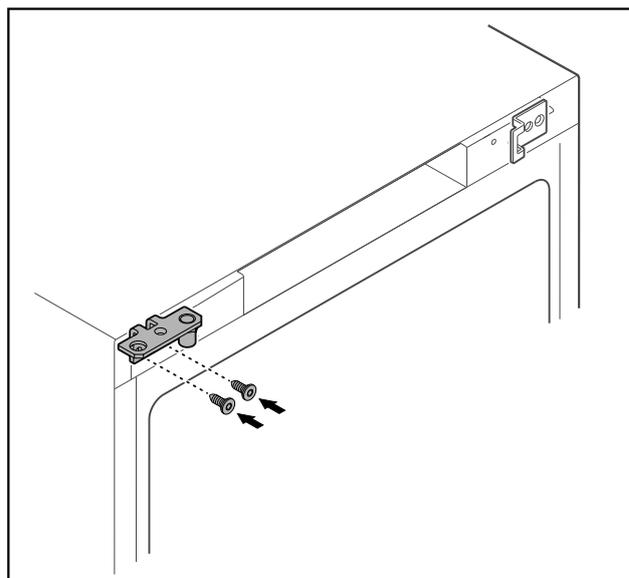


Fig. 35

- Changer l'équerre de charnière de côté.



AVERTISSEMENT

Risque de blessures et de dommages en cas de basculement de la porte !

- Serrer l'axe de palier au couple indiqué.

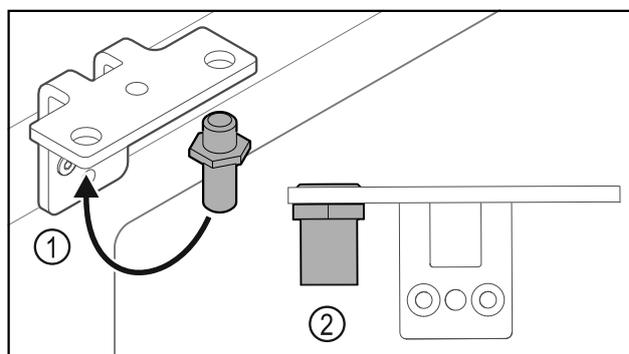


Fig. 36

- Mettre l'axe Fig. 36 (1) dans l'autre trou de l'équerre de charnière.
- Serrer l'axe Fig. 36 (2) au **couple de 12 Nm**.
- Dévisser l'équerre de charnière.

ATTENTION

Risque de blessures dû au ressort sous tension !

- Ne pas désassembler le système de fermeture de la porte Fig. 37 (1).

Mise en service

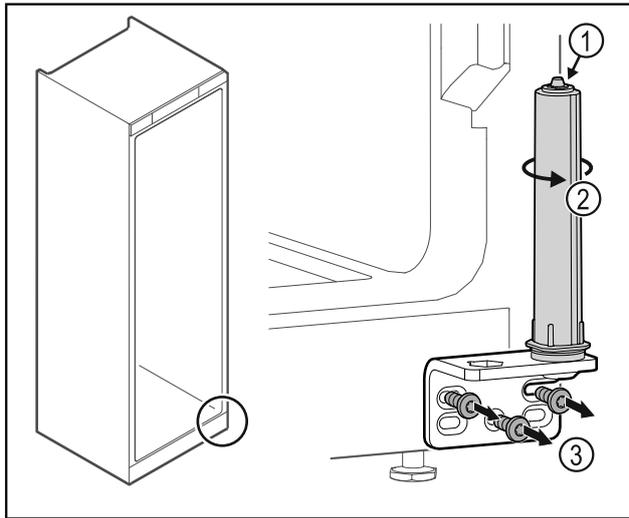


Fig. 37

- ▶ Tourner le système de fermeture Fig. 37 (2) jusqu'à entendre un clic.
- ▷ La pré-tension du système de fermeture est desserrée.
- ▶ Dévisser l'équerre de la charnière Fig. 37 (3).

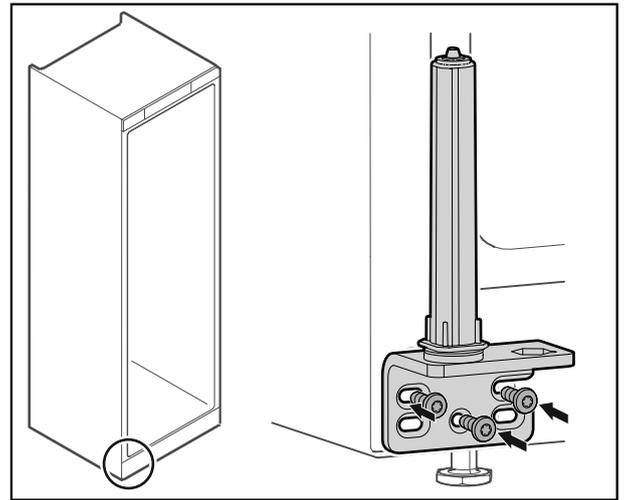


Fig. 40

- ▶ Changer l'équerre de charnière de côté et la visser.

Remarque

Il est important pour le fonctionnement du système de fermeture qu'il soit correctement orienté et pré-tendu.

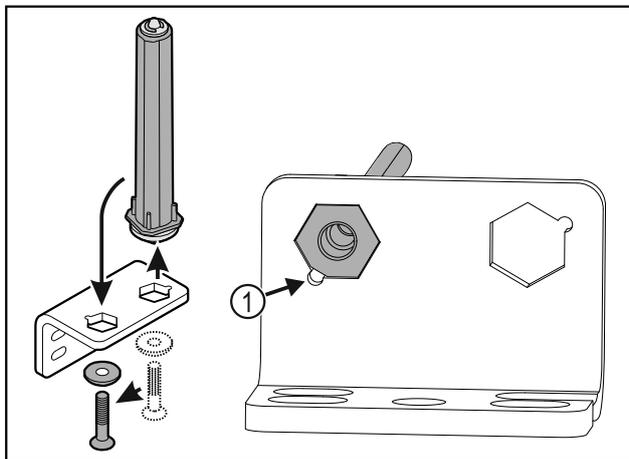


Fig. 38

- ▶ Mettre le système de fermeture dans l'autre trou de l'équerre de charnière.
- ▶ Lors de l'insertion de l'axe, veiller à ce que son chanfrein Fig. 38 (1) soit du côté du trou rond.

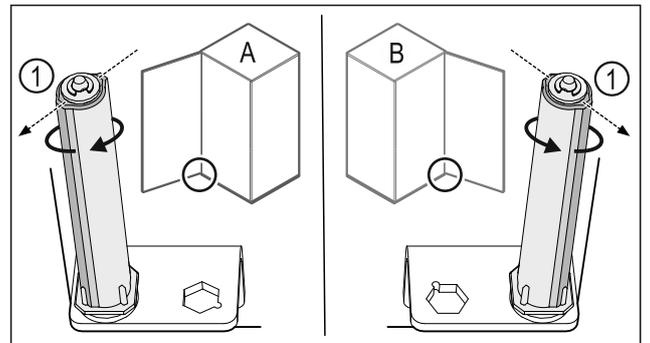


Fig. 41 Butée à gauche (A) / butée à droite (B)

- ▶ Tourner le système de fermeture contre la résistance jusqu'à ce que son arête Fig. 41 (1) pointe vers l'extérieur.
- ▷ Le système de fermeture reste de lui-même dans cette position.
- ▷ Le système de fermeture est orienté et pré-tendu.

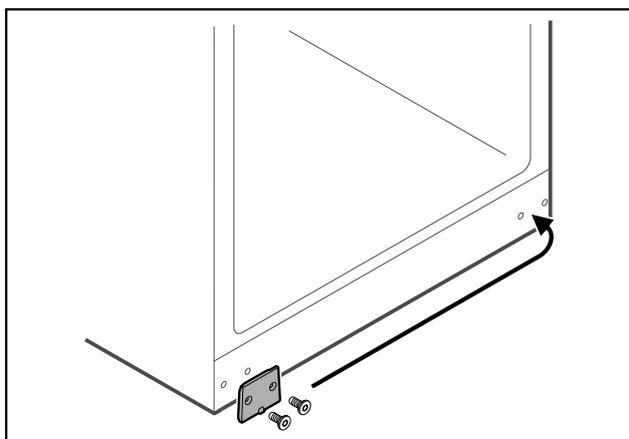


Fig. 39

- ▶ Changer la plaque de côté.

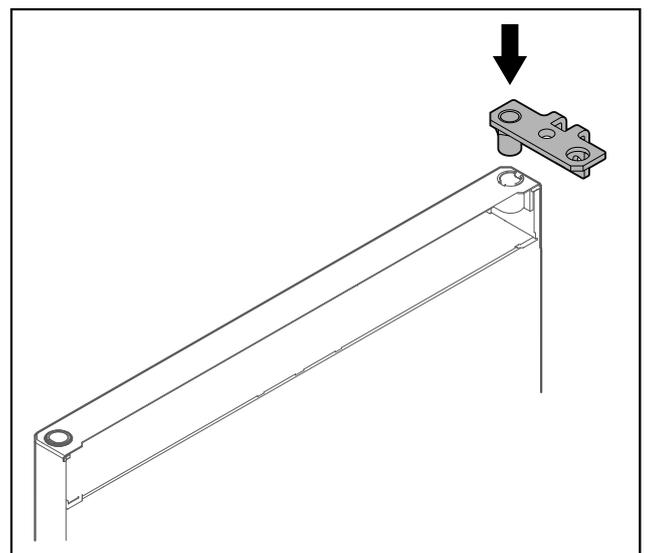


Fig. 42

- ▶ Insérer l'équerre de charnière dans la porte.

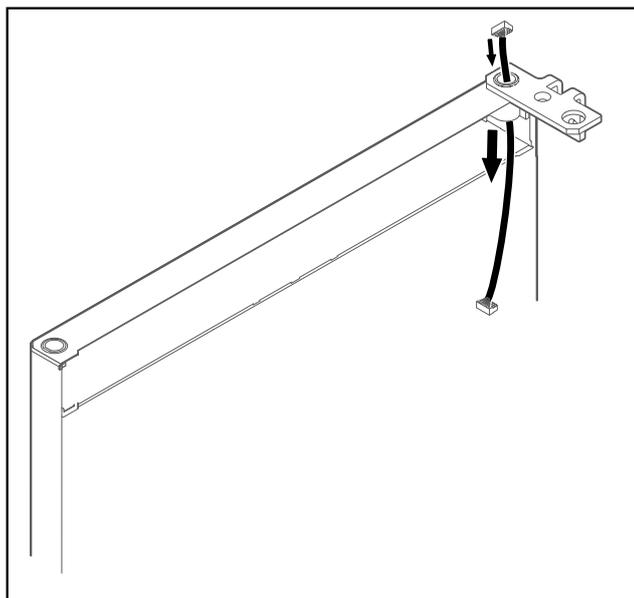


Fig. 43

- Faire passer le câble avec précaution dans le trou.

ATTENTION

Risque de blessures lors de l'ouverture de la porte !

- Maintenir la porte.

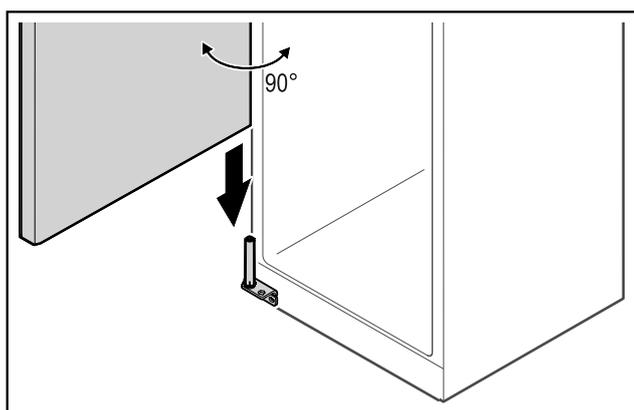


Fig. 44

- Soulever la porte du sol à l'aide d'une deuxième personne.
- Poser la porte ouverte à 90° avec précaution sur le système de fermeture.

ATTENTION

Domages dus à un montage incorrect !

- Ne pas coincer le câble lors de la mise en place de l'équerre de charnière.

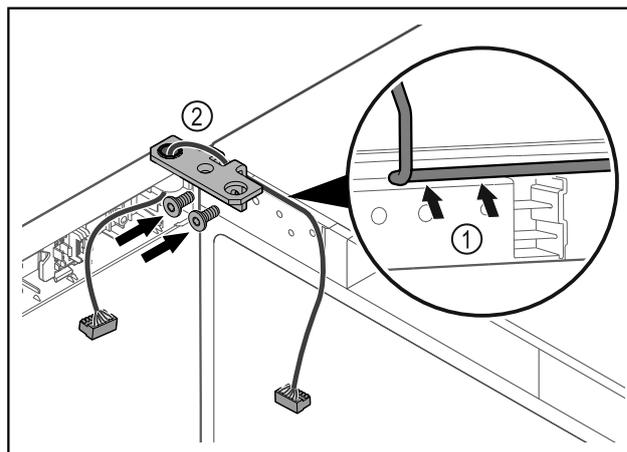


Fig. 45

- Faire passer le câble avec précaution par le trou de l'équerre de charnière Fig. 45 (1).
- Visser l'équerre de charnière Fig. 45 (2).

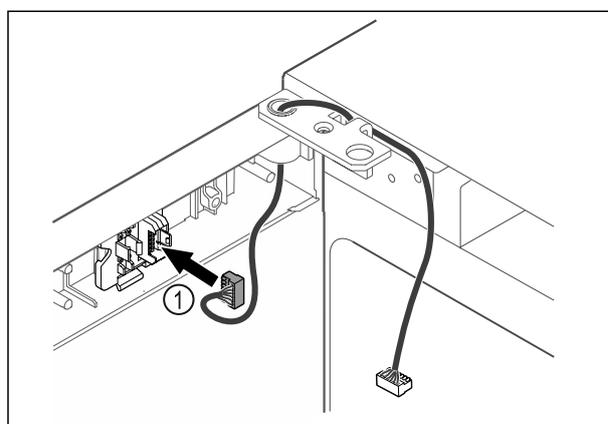


Fig. 46

- Insérer le connecteur Fig. 46 (1) dans le support.

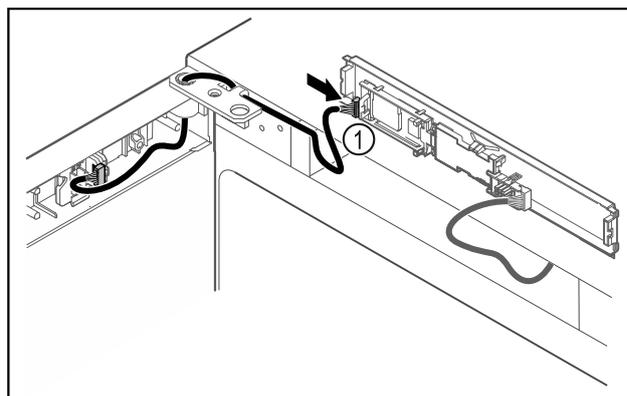


Fig. 47

- Brancher le connecteur Fig. 47 (1) sur la platine.

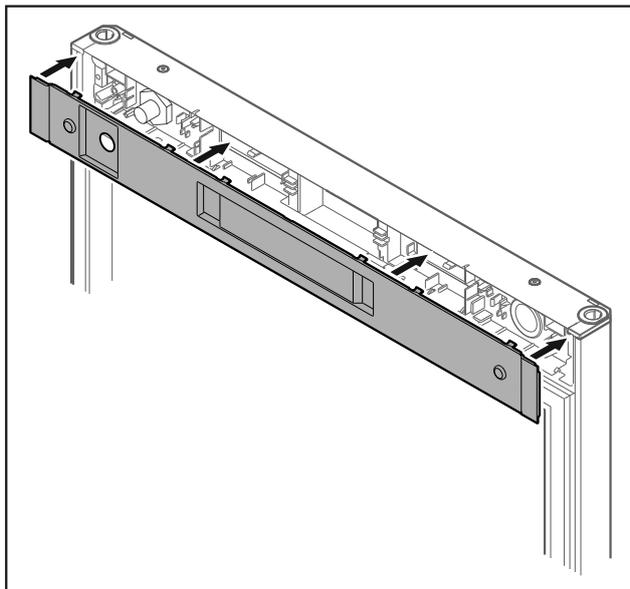


Fig. 48

- Reposer le cache.

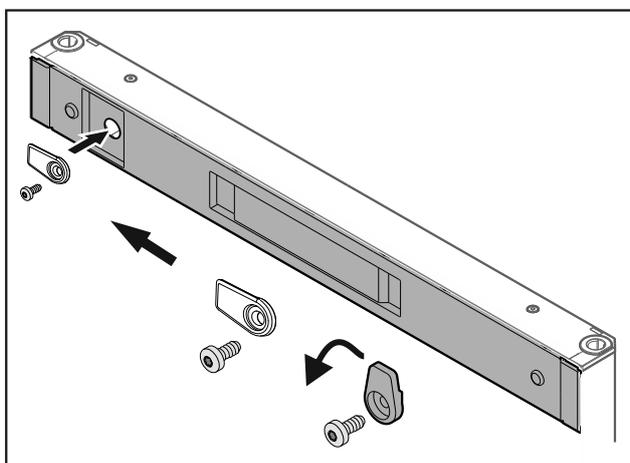


Fig. 49

- Visser le crochet de fermeture.

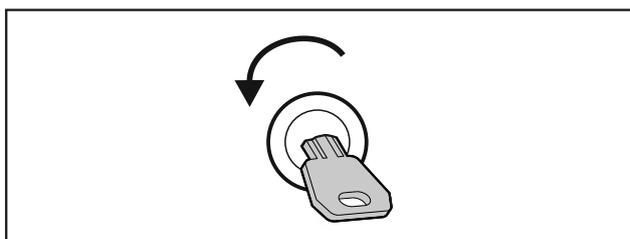


Fig. 50

- Ouvrir la porte avec la clé.

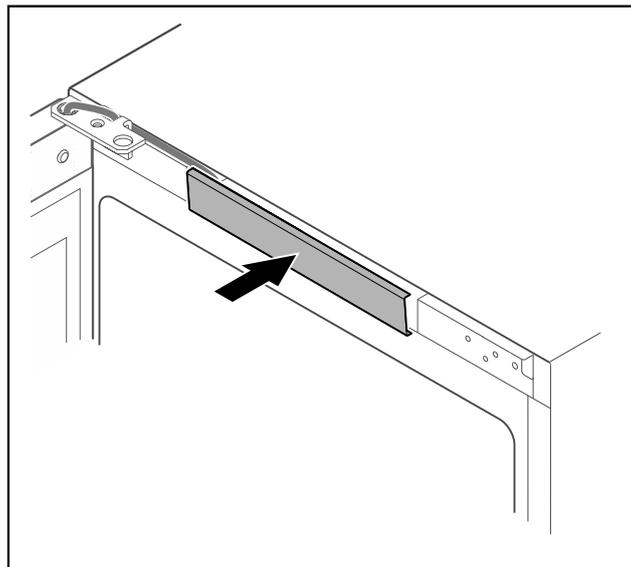


Fig. 51

- Enclencher le cache du milieu.

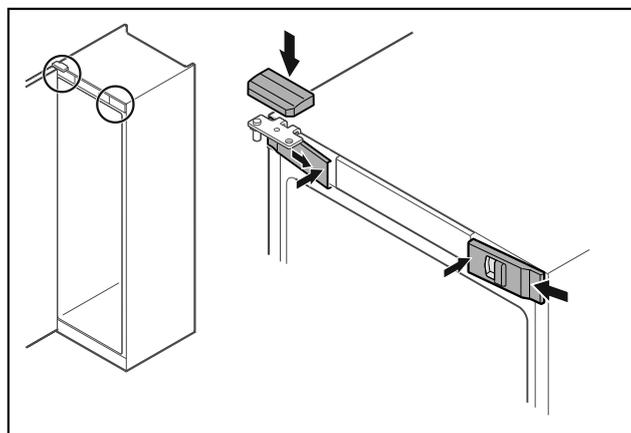


Fig. 52

- Accrocher les caches avant Fig. 52 (1) par les côtés et les enclencher en appuyant sur l'intérieur.
- Insérer le cache supérieur Fig. 52 (2) par le haut.
- Fermer la porte.
- ▷ Le sens de la butée de porte est changé.

3.14 Aligner la porte

Si la porte n'est pas droite, vous pouvez l'ajuster par l'intermédiaire de l'équerre de charnière du bas.

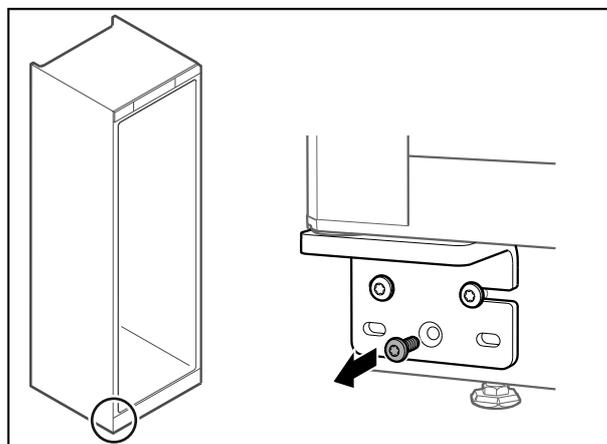


Fig. 53

- Retirer la vis du milieu de l'équerre de charnière du bas.

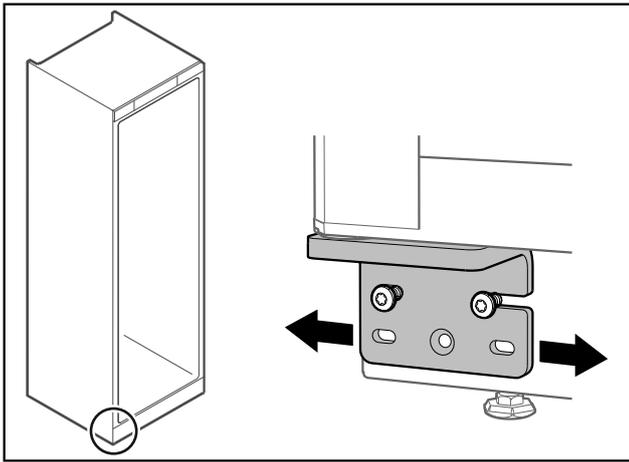


Fig. 54

- ▶ Desserrer légèrement les deux vis et pousser la porte et l'équerre de charnière vers la gauche ou la droite.
- ▶ Serrer les vis à fond (la vis du milieu n'est plus nécessaire).
- ▷ La porte est droite.


3.15 Brancher l'appareil



AVERTISSEMENT

Raccordement incorrect !
Risque d'incendie.

- ▶ Ne pas utiliser de rallonge électrique.
- ▶ Ne pas utiliser de barres de distribution.

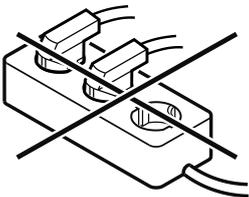

ATTENTION

Raccordement incorrect !
Détérioration de l'électronique.

- ▶ Ne pas raccorder l'appareil à des onduleurs en site isolé tels que des installations solaires et des générateurs à essence.

Remarque

Utiliser exclusivement le câble d'alimentation fourni.

S'assurer que les conditions suivantes sont réunies :

- Ne faire fonctionner l'appareil qu'avec du **courant alternatif**.
- La tension et la fréquence autorisées sont inscrites sur la plaque signalétique. L'emplacement de la plaque signalétique est indiqué dans le chapitre Vue d'ensemble de l'appareil. (voir 1.2 Vue d'ensemble de l'appareil et de l'équipement)
- La prise de courant est reliée à la terre conformément aux prescriptions et protégée électriquement.
- Le courant de déclenchement du fusible se situe entre 10 et 16 A.
- La prise de courant est facile d'accès.
- ▶ Vérifier le raccordement électrique.
- ▶ Brancher la fiche de l'appareil au dos de l'appareil. Veiller à ce qu'elle s'enclenche correctement.
- ▶ Brancher la fiche à l'alimentation en tension.
- ▷ L'écran affiche ensuite le symbole Standby.

3.16 Allumer l'appareil (première mise en service)

S'assurer que les conditions suivantes sont réunies :

- L'appareil est en place et raccordé.
- Toutes les bandes autocollantes, films autocollants et de protection, ainsi que les sécurités de transport ont été retirés de l'intérieur et l'extérieur de l'appareil.

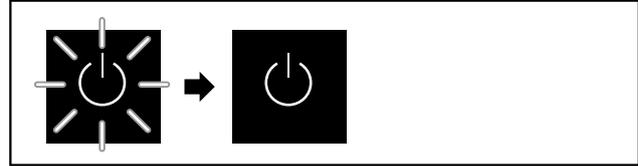


Fig. 55 Procédure de démarrage

Le symbole Standby clignote jusqu'à ce que la procédure de démarrage soit terminée.

L'écran affiche le symbole Standby.

Si l'appareil est livré avec les réglages d'usine, il faut d'abord sélectionner la langue de l'écran lors de la mise en service.

Les langues suivantes sont disponibles :

- Anglais
- Espagnol
- Français
- Allemand
- Néerlandais
- Danois
- Italien
- Polonais
- Tchèque

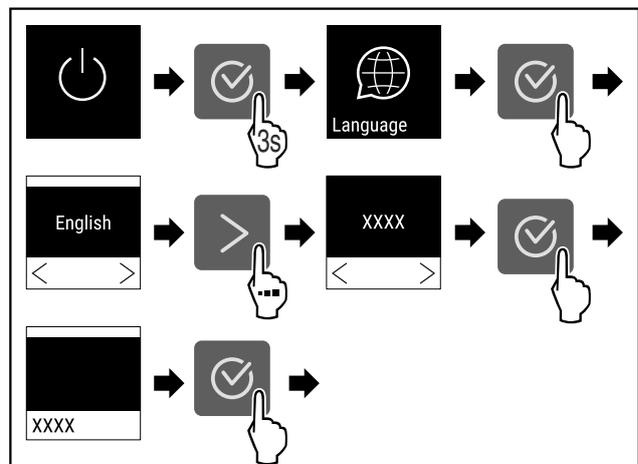


Fig. 56

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 4363) .



Fig. 57

- ▷ L'appareil est allumé dès que la température s'affiche à l'écran.

Stockage

4 Stockage

4.1 Conseils de stockage

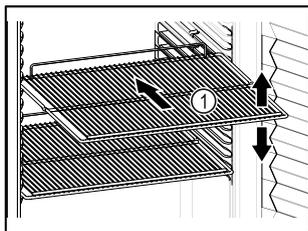


Fig. 58

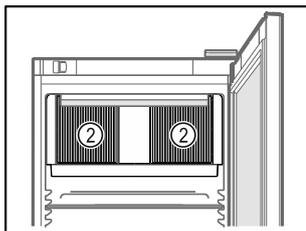


Fig. 59

Veiller aux points suivants lors du stockage d'aliments :

- Lorsque les grilles de support Fig. 58 (1) peuvent être déplacées, changez leur position en fonction de la hauteur des aliments.
- Respecter la charge maximale. (voir 8.1 Données techniques)
- Ne remplir l'appareil que lorsque la température de stockage est atteinte (respect de la chaîne du froid).
- Ne pas obstruer les fentes d'aération Fig. 59 (2) du ventilateur de circulation d'air à l'intérieur de l'appareil.
- Les produits réfrigérés ne doivent pas toucher l'évaporateur sur la paroi arrière.
- Conserver les liquides dans des récipients fermés.
- Maintenir une distance entre les produits réfrigérés pour que l'air puisse circuler correctement.
- Les produits réfrigérés ne doivent pas dépasser la hauteur d'empilement indiquée. 

Ceci est important afin de garantir une bonne circulation de l'air et une répartition homogène de la température à l'intérieur de l'appareil.

4.2 Durées de stockage

La date de péremption indiquée sur l'emballage sert de référence pour la durée de stockage.

5 Utilisation

5.1 Éléments de commande et d'affichage

L'écran donne un aperçu rapide de l'état actuel de l'appareil, du réglage de la température, de l'état des fonctions et des réglages ainsi que des messages d'alarme et d'erreur.

La commande s'effectue à l'aide de flèches de navigation et d'un symbole de confirmation.

Il est possible d'activer ou de désactiver des fonctions et de modifier des valeurs de réglage.

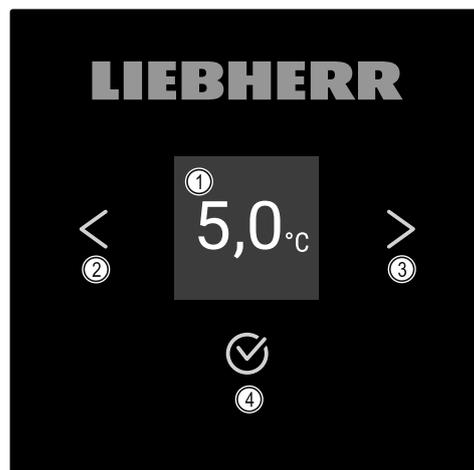


Fig. 60 Écran

- (1) Affichage d'état
- (2) Flèche de navigation vers l'arrière
- (3) Flèche de navigation vers l'avant
- (4) Confirmer

5.1.1 Affichage d'état

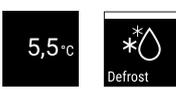


Fig. 61 Affichage d'état avec température réelle

L'affichage d'état constitue l'écran initial et indique la température réelle. À partir de là, la navigation peut se poursuivre vers les fonctions et réglages. (voir 5.2 Navigation) L'affichage d'état peut présenter différents symboles.

5.1.2 Symboles d'affichage

Les symboles d'affichage renseignent sur l'état de l'appareil.

Symbole	État de appareil
	Standby L'appareil est éteint.
	Symbole Standby clignotant L'appareil démarre.
	Température clignotante La température cible n'est pas encore atteinte. L'appareil se refroidit pour atteindre la température réglée.
	Affichage de la température Affiche la température intérieure actuelle.
	Affichage alterné température et symbole dégivrage avec barre blanche L'appareil est en dégivrage manuel

Symbole	État de appareil
	Lettre D affichée L'appareil est en DemoMode.
	Rappel entretien L'intervalle réglé est écoulé.
	Mémoire pleine La mémoire de stockage des données (999 heures) est pleine. Les données les plus anciennes sont désormais écrasées.
	Symbole clignotant Une erreur est toujours active.
	Symbole d'erreur L'appareil est en état de défaut.
	Barre blanche en dessous Sous-menu.
	Barre blanche au-dessus Préréglage, réglage actif ou valeur active.
	Barre croissante Appuyer sur la touche pendant 3 secondes pour activer le réglage.
	Barre décroissante Appuyer sur la touche pendant 3 secondes pour désactiver le réglage.

Symboles de l'affichage d'état

5.1.3 Signaux sonores

Un signal retentit dans les cas suivants :


- Lorsqu'une fonction ou une valeur est confirmée.
- Lorsqu'une fonction ou une valeur ne peut pas être activée ou désactivée.
- À l'apparition d'une erreur.
- Lors d'un message d'alarme.

Les tonalités d'alarme peuvent être activées ou désactivées dans le menu Client.

5.2 Navigation

Vous pouvez accéder aux différentes fonctions en naviguant dans le menu. L'appareil est commandé à l'aide des touches situées à côté de l'affichage.

5.2.1 Navigation avec les touches

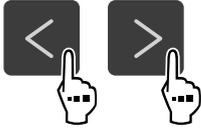Écran et touches	Description
	Flèche de navigation vers l'avant Permet de passer au menu (sous-menu) suivant. Après la dernière page de menu, la première s'affiche de nouveau.
	Flèche de navigation vers l'arrière Pression courte : permet de revenir à un menu (sous-menu). Pression longue (3 secondes) : permet de revenir à l'affichage d'état.
	Parcourir Pressions multiples : permet de naviguer dans le menu (sous-menu).
	Confirmer Activer / désactiver la fonction. Ouvrir le sous-menu. Confirmer le choix. L'affichage revient au menu.
	Retour Revient au niveau de menu précédent.

5.2.2 Menu Réglages

Le menu Réglages donne accès aux fonctions suivantes :

- Température (voir 5.3.3 Température)
- Alarme de température (voir 5.3.21 Alarme de température)
- Alarme de porte (voir 5.3.22 Alarme de porte)
- Alarme lumineuse (voir 5.3.23 Alarme lumineuse)
- Simulation d'alarme (voir 5.3.24 Simulation d'alarme)
- Surveillance d'alarme externe (voir 5.3.25 Relais d'alarme)
- Calibrage (voir 5.3.20 Calibrage des capteurs)
- Éclairage (voir 5.3.3 Température) *
- Rappel d'intervalle d'entretien (voir 5.3.8 Rappel d'intervalle d'entretien)
- Langue (voir 5.3.9 Langue)
- Unité de température (voir 5.3.10 Unité de température)
- Luminosité de l'écran (voir 5.3.11 Luminosité de l'écran)
- Connexion LAN (voir 5.3.15 Connexion LAN) *
- Connexion WiFi (voir 5.3.14 Connexion WiFi) *
- Éteindre l'appareil (voir 5.3.2 Allumer et éteindre l'appareil)

Ouvrir le menu Réglages

- Appuyer sur la flèche de navigation jusqu'à afficher la fonction concernée.

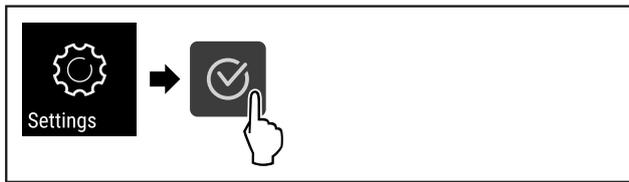


Fig. 62

► Suivre les étapes (voir Fig. 4369) .

-ou-

► Saisir le code PIN d'accès sécurisé au menu Réglages. (voir 5.3.6 Accès sécurisé au menu Réglages)

▷ Le menu Réglages est ouvert. Il vous permet d'accéder à toutes les fonctions susmentionnées.

Accès sécurisé au menu Réglages

(voir 5.3.6 Accès sécurisé au menu Réglages)

5.2.3 Menu Client

Le menu Client permet d'accéder aux fonctions masquées suivantes via le code numérique **151** :

- Heures de fonctionnement (voir 5.3.17 Heures de fonctionnement)
- Version du logiciel (voir 5.3.18 Software)
- Modification du code d'accès sécurisé au menu Réglages (voir 5.3.7 Codes d'accès)
- Accès sécurisé au menu Réglages (voir 5.3.6 Accès sécurisé au menu Réglages)
- Tonalités d'alarme (voir 5.3.12 Alarm Sound)
- Tonalités de confirmation (voir 5.3.13 Key Sound)
- Info dégivrage (voir 5.3.19 Dégivrage)
- DemoMode (voir 5.3.26 DemoMode)
- Réinitialisation aux réglages d'usine (voir 5.3.27 Réinitialisation aux réglages d'usine)

Ouvrir le menu Client

► Ouvrir le menu Réglages (voir 5.2 Navigation) .

► Appuyer sur la flèche de navigation jusqu'à afficher la fonction concernée.

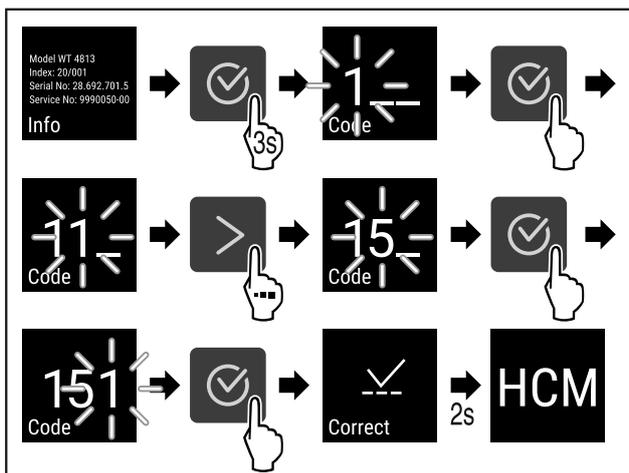


Fig. 63

► Suivre les étapes (voir Fig. 4370) .

▷ Le menu Client masqué est ouvert. Il vous permet d'accéder à tous les menus spécifiques.

5.2.4 Régler les valeurs

Les valeurs d'affichage peuvent être réglées dans le sous-menu à l'aide de la flèche de navigation :

Écran et touches	Description
	Augmente une valeur.
	Diminue une valeur.

5.2.5 Règles générales

En plus des touches à disposition, il existe les règles générales suivantes :

- Après la sélection d'une valeur, l'écran s'affiche pendant 2 secondes avant de reculer d'un niveau.
- Si aucun choix n'est effectué en l'espace de 10 secondes, l'écran revient à l'affichage d'état.
- Si une sélection est confirmée dans le sous-menu, l'affichage revient au menu.

5.3 Fonctions

5.3.1 Aperçu des fonctions



Allumer/éteindre l'appareil



Enregistrement des températures



Démarrage manuel du dégivrage automatique



Réglages



Info



Température



Alarme de température



Alarme de porte



Alarme lumineuse



Simulation d'alarme



Relais d'alarme

	Calibration	Calibrage du capteur
	Maintenance	Rappel d'intervalle d'entretien
	Light	Éclairage*
	Language	Langue
	Temp. unit	Unité de température
	Display	Luminosité de l'écran
	LAN	LAN *
	WiFi	WiFi *
	Hours	Heures de fonctionnement
	Software	Logiciel
	Sett. lock	Réglages blocage
	Sett. code	Réglages code de blocage
	Key sound	Tonalités des touches
	Defrost info	Information dégivrage
	Alarm sound	Tonalités d'alarme
	Demo	DemoMode
	Factory res.	Réinitialiser aux réglages d'usine



5.3.2 Allumer et éteindre l'appareil

Ce réglage permet d'allumer et d'éteindre l'ensemble de l'appareil.

Allumer l'appareil

Sans DemoMode activé :

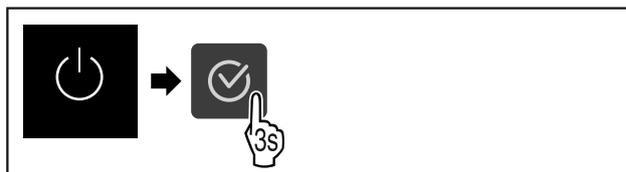


Fig. 64

► Suivre les étapes (voir Fig. 4371).

Avec DemoMode activé :

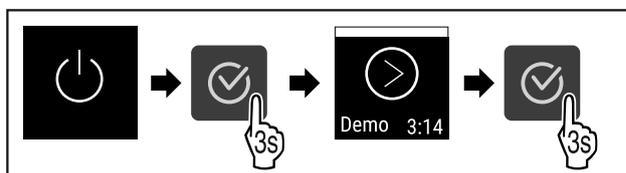


Fig. 65

► Suivre les étapes (voir Fig. 4372).

Remarque

Désactiver DemoMode afin la fin du compte à rebours.



Fig. 66

▷ L'affichage de la température apparaît à l'écran.

Éteindre l'appareil

- Ouvrir le menu Réglages. (voir 5.2 Navigation)
- Appuyer sur la flèche de navigation jusqu'à afficher la fonction concernée.

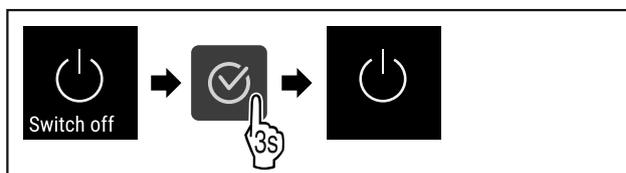


Fig. 67

► Suivre les étapes (voir Fig. 4374).

▷ Le symbole Standby apparaît à l'écran.

5.3.3 Température



La température dépend des facteurs suivants :

- fréquence d'ouverture de la porte
- durée d'ouverture de la porte
- température de la pièce dans laquelle se trouve l'appareil
- type, température et quantité d'aliments à réfrigérer

Remarque

Dans certaines zones de l'intérieur de l'appareil, la température de l'air peut différer de la température affichée.

Régler la température

- Ouvrir le menu Réglages. (voir 5.2 Navigation)
- Appuyer sur la flèche de navigation jusqu'à afficher la fonction concernée.

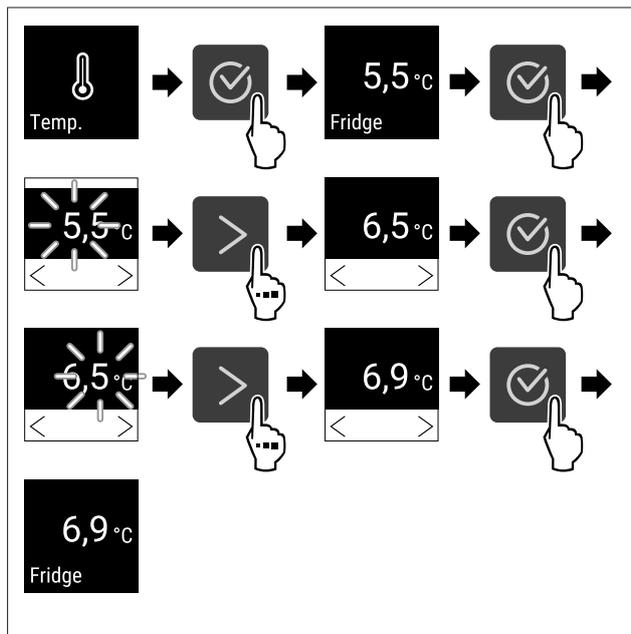


Fig. 68 Changement de température de 5,5°C à 6,9°C

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 4375) .
- ▷ La température est réglée.

5.3.4 Enregistrement des températures

L'appareil affiche les températures minimale et maximale de l'intérieur. L'enregistrement des températures démarre automatiquement lorsque l'appareil est allumé et à un intervalle d'une minute. Après 999 heures (environ 40 jours) un message indique que la mémoire de stockage des données est pleine. L'enregistrement des températures doit donc être réinitialisé.

Remarque

Il est recommandé de réinitialiser une fois l'enregistrement des températures lors de la mise en service de l'appareil **lorsque la température réglée est atteinte**. Ainsi, la valeur de température maximale affichée sera pertinente.

Afficher l'enregistrement de la température

L'enregistrement de la température affiche la durée d'enregistrement et les températures minimales et maximales mesurées pendant cette durée.



Fig. 69

- ▶ Appuyer sur la flèche de navigation jusqu'à afficher les fonctions concernées.
- ▷ L'écran d'état s'affiche avec les enregistrements de la température.

Réinitialiser l'enregistrement de la température

Les températures minimales et maximales affichées peuvent être réinitialisées à tout moment. Ce faisant, les valeurs affichées sont supprimées et l'intervalle d'enregistrement est redémarré.

- ▶ Appuyer sur la flèche de navigation jusqu'à afficher la fonction concernée.

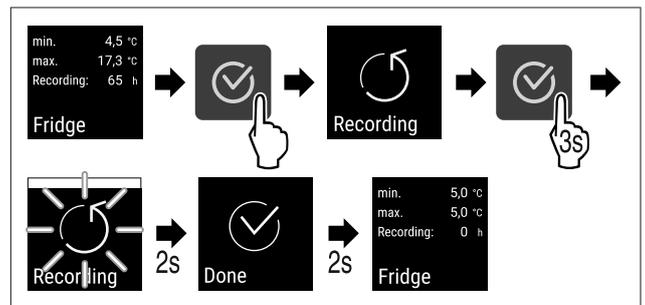


Fig. 70

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 4377) .
- ▷ L'enregistrement des températures est réinitialisé.

5.3.5 Éclairage



L'appareil est équipé d'un éclairage intérieur.

L'éclairage intérieur peut être activé de façon permanente. (voir 5.3.5.2 Activer l'éclairage*) *

L'éclairage intérieur s'allume lors de l'ouverture de la porte de l'appareil.

Désactiver l'éclairage*

- ▶ Ouvrir le menu Réglages (voir 5.2 Navigation) .
- ▶ Appuyer sur la flèche de navigation jusqu'à afficher la fonction concernée.

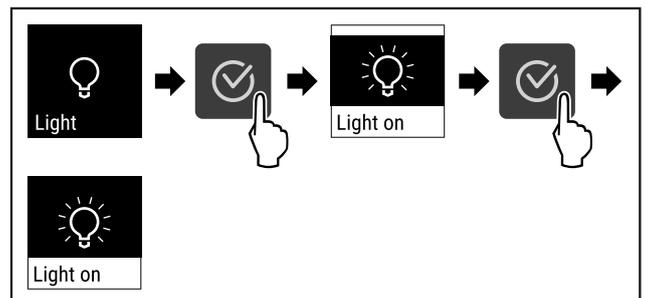


Fig. 71

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 4378) .
- ▷ L'éclairage est désactivé.

Activer l'éclairage*

- ▶ Ouvrir le menu Réglages (voir 5.2 Navigation) .
- ▶ Appuyer sur la flèche de navigation jusqu'à afficher la fonction concernée.

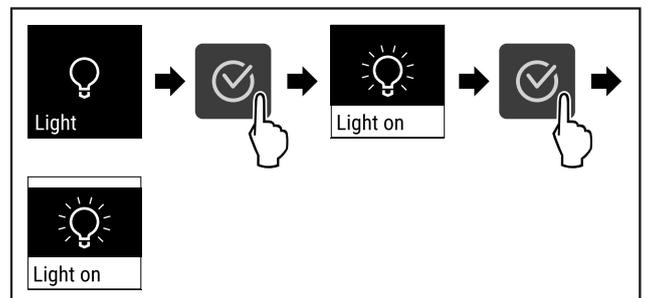


Fig. 72

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 4379) .
- ▷ L'éclairage est activé.

5.3.6 Accès sécurisé au menu Réglages



Ce réglage permet de sécuriser l'accès du menu Réglages en tapant un code PIN à trois chiffres.

Application :

- Pour éviter une modification accidentelle des réglages et fonctions.
- Pour éviter un arrêt accidentel de l'appareil.
- Empêcher une modification involontaire de la température.

Activer l'accès sécurisé du menu Réglages

- Ouvrir le menu Client. (voir 5.2 Navigation)
- Appuyer sur la flèche de navigation jusqu'à afficher la fonction concernée.

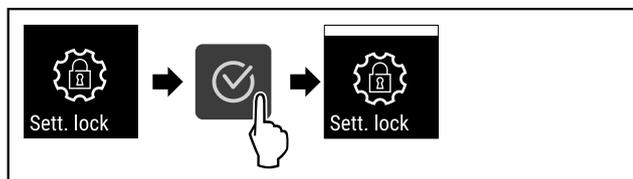


Fig. 73

- Suivre les étapes (voir Fig. 4380).
- ▷ Le code d'accès sécurisé du menu Réglages est activé.

Désactiver l'accès sécurisé du menu Réglages

- Ouvrir le menu Client. (voir 5.2 Navigation)
- Appuyer sur la flèche de navigation jusqu'à afficher la fonction concernée.

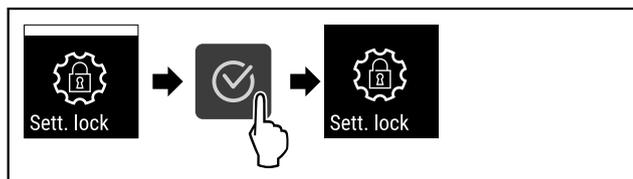


Fig. 74

- Suivre les étapes (voir Fig. 4381).
- ▷ Le code d'accès sécurisé du menu Réglages est désactivé.

Modifier le code PIN de l'accès sécurisé du menu Réglages

Voir : (voir 5.3.7 Codes d'accès)

Ouvrir le menu Réglages sécurisé

Lorsque l'accès sécurisé est activé, le code PIN doit être saisi pour ouvrir le menu Réglages.

Après la saisie du bon code PIN, le menu Réglages reste déverrouillé pendant 20 minutes, sauf si vous revenez à l'affichage d'état.

Remarque

- Dans l'exemple suivant, le code PIN est le suivant : **2 3 4**.

L'accès sécurisé au menu Réglages doit être actif.

- Appuyer sur la flèche de navigation jusqu'à afficher la fonction concernée.

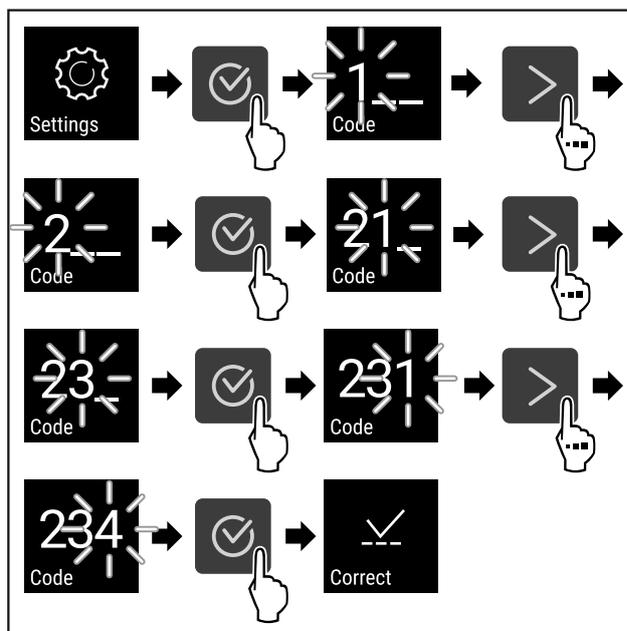


Fig. 75

- Suivre les étapes (voir Fig. 4382). Saisir le code PIN.
- ▷ Le code PIN est correct.
- ▷ Le menu Réglages s'ouvre.

5.3.7 Codes d'accès

Plusieurs réglages sont possibles.

Application :

- Modifier le code de réglage.
- Réinitialiser le code de réglage.



Code d'accès sécurisé au menu Réglages

Modifier le code de réglage

Ce réglage permet de modifier le code d'accès sécurisé au menu Réglages.

Le réglage s'effectue en 3 étapes :

- Saisie de l'ancien code de réglage
- Saisie du nouveau code de réglage
- Confirmation du nouveau code de réglage

Remarque

- Dans l'exemple suivant, le code de réglage **1 1 1** pré-réglé en usine est modifié.
- Le nouveau code de réglage est **2 3 4**
- Ouvrir le menu Client. (voir 5.2 Navigation)
- **L'accès sécurisé au menu Réglages doit être actif.** (voir 5.3.6 Accès sécurisé au menu Réglages)
- Appuyer sur la flèche de navigation jusqu'à afficher la fonction concernée.

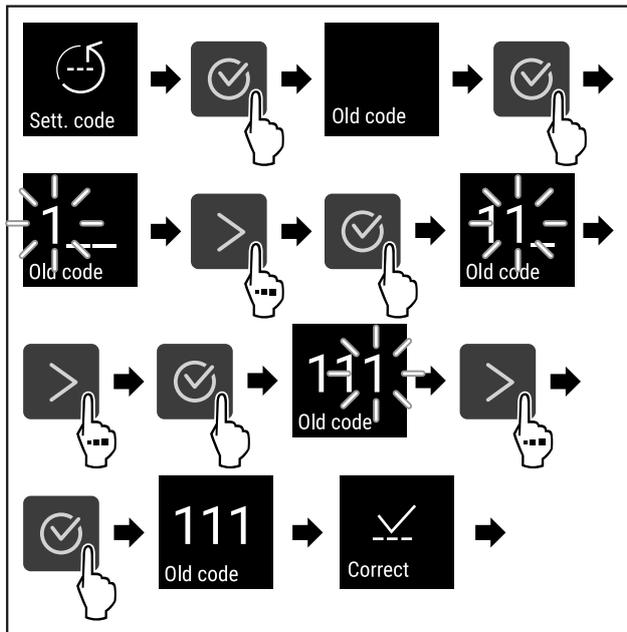


Fig. 76

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 4383).
- ▷ Saisie de l'ancien code de réglage effectuée.

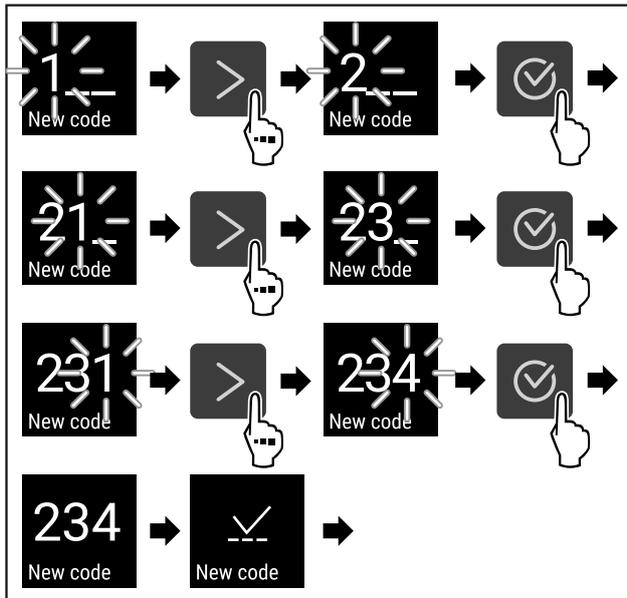


Fig. 77

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 4384).
- ▷ Saisie du nouveau code de réglage effectuée.

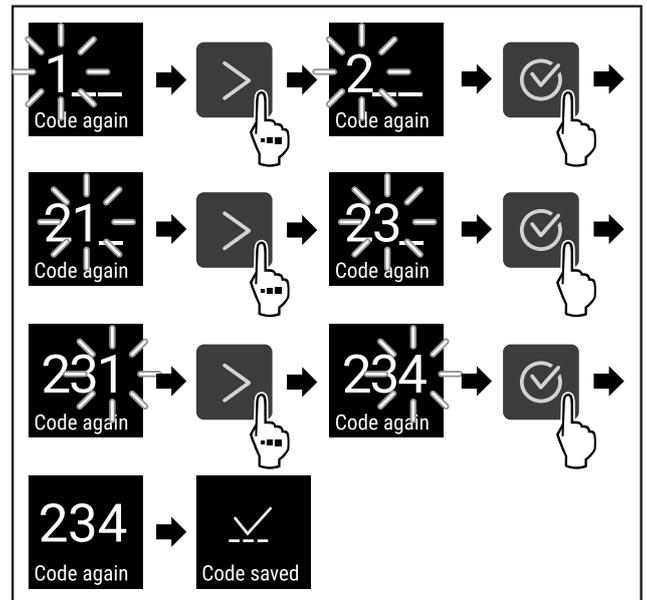


Fig. 78

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 4385).
- ▷ Confirmation du nouveau code de réglage effectuée.
- ▷ Le code de réglage a été modifié.

Réinitialiser le code de réglage

Code d'accès sécurisé au menu Réglages oublié ou inconnu.

- ▶ Réinitialiser l'appareil aux réglages (voir 5.3.27 Réinitialisation aux réglages d'usine) d'usine.
- ▷ L'appareil a été réinitialisé à ses réglages d'origine.
- ▷ Le code de réglage réglé en usine est **1 1 1**

5.3.8 Rappel d'intervalle d'entretien



Réglage du délai avant le rappel de l'entretien.

Il est possible de régler les valeurs suivantes :

- 7 jours
- 14 jours
- 30 jours
- 60 jours
- 90 jours
- 180 jours
- 360 jours
- 720 jours
- 1080 jours
- Off

Régler le rappel de l'intervalle d'entretien

Les étapes suivantes décrivent comment régler le délai avant entretien.

- ▶ Ouvrir le menu Réglages. (voir 5.2 Navigation)
- ▶ Appuyer sur la flèche de navigation jusqu'à afficher la fonction concernée.

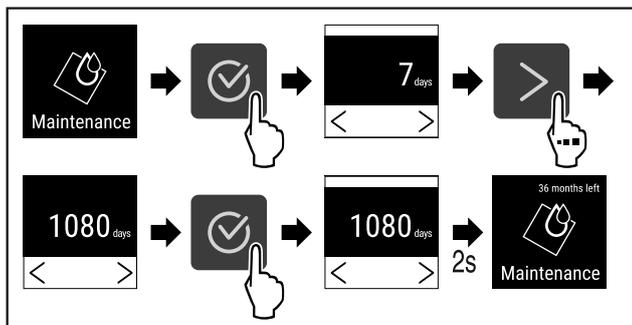


Fig. 79

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 4386).
- ▷ Le délai avant le rappel de l'entretien est réglé.
- ▷ Le temps restant est affiché.

5.3.9 Langue



Ce réglage permet de régler la langue d'affichage.

Régler la langue

- ▶ Ouvrir le menu Réglages (voir 5.2 Navigation).
- ▶ Appuyer sur la flèche de navigation jusqu'à afficher la fonction concernée.

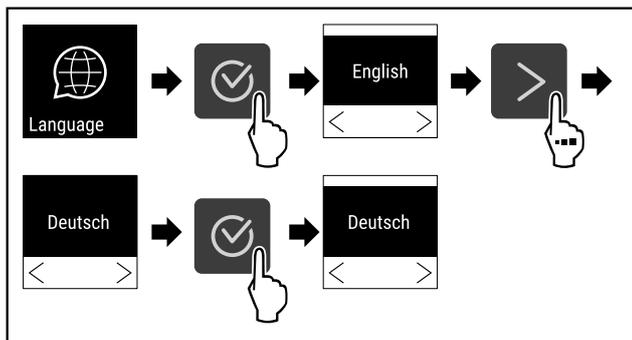


Fig. 80

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 4387).
- ▷ La langue choisie est réglée.

5.3.10 Unité de température



Ce réglage permet de modifier l'unité de température (degrés Celsius ou degrés Fahrenheit).

Régler l'unité de température

Dans l'exemple, l'unité de température est modifiée pour passer des degrés Celsius aux degrés Fahrenheit.

- ▶ Ouvrir le menu Réglages (voir 5.2 Navigation).
- ▶ Appuyer sur la flèche de navigation jusqu'à afficher la fonction concernée.

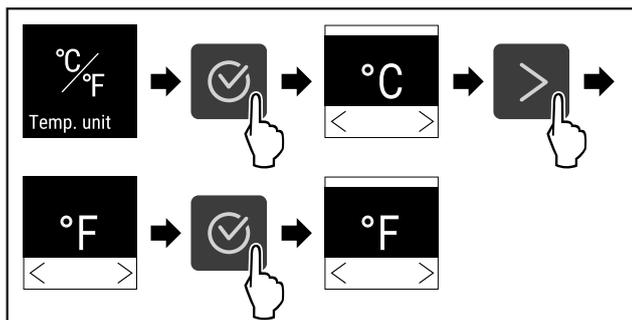


Fig. 81

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 4388).
- ▷ L'unité de température Fahrenheit est réglée.

5.3.11 Luminosité de l'écran



Ce réglage permet de régler la luminosité de l'écran par paliers.

Il est possible de régler les niveaux de luminosité suivants :

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (préréglage)

Régler la luminosité de l'écran

Les étapes suivantes décrivent comment diminuer la luminosité de l'écran de par ex. 100 % à 40 %.

- ▶ Ouvrir le menu Réglages (voir 5.2 Navigation).
- ▶ Appuyer sur la flèche de navigation jusqu'à afficher la fonction concernée.

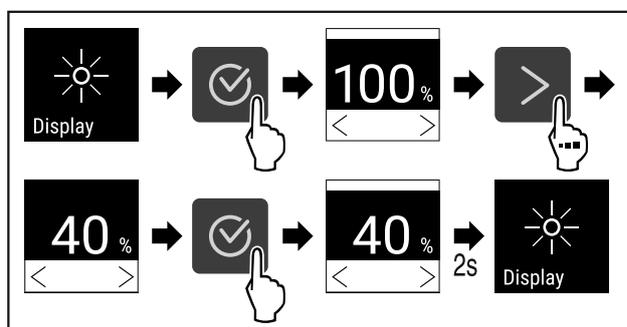


Fig. 82

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 4389).
- ▷ La luminosité de l'écran est modifiée.

5.3.12 Alarm Sound



Cette fonction permet d'activer ou de désactiver toutes les tonalités d'alarme, comme par exemple l'alarme de la porte.

Activer Alarm Sound

- ▶ Ouvrir le menu Client. (voir 5.2 Navigation)
- ▶ Appuyer sur la flèche de navigation jusqu'à afficher la fonction concernée.

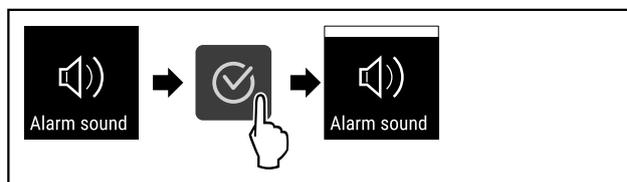


Fig. 83

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 4390).
- ▷ Alarm Sound est activé.

Désactiver Alarm Sound

- ▶ Ouvrir le menu Client. (voir 5.2 Navigation)

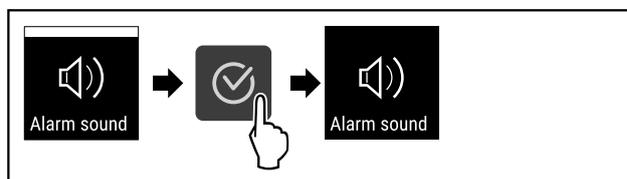


Fig. 84

Utilisation

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 4391).
- ▷ Alarm Sound est désactivé.



5.3.13 Key Sound

Cette fonction permet d'activer et de désactiver toutes les tonalités de confirmation et le Startsound.

Activer Key Sound

- ▶ Ouvrir le menu Client. (voir 5.2 Navigation)
- ▶ Appuyer sur la flèche de navigation jusqu'à afficher la fonction concernée.

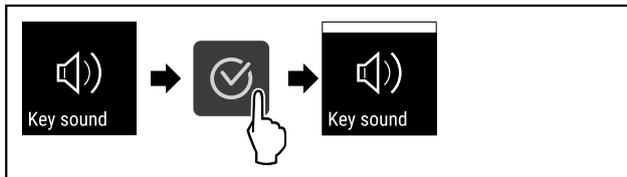


Fig. 85

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 4392).
- ▷ Key Sound est activé.

Désactiver Key Sound

- ▶ Ouvrir le menu Client. (voir 5.2 Navigation)

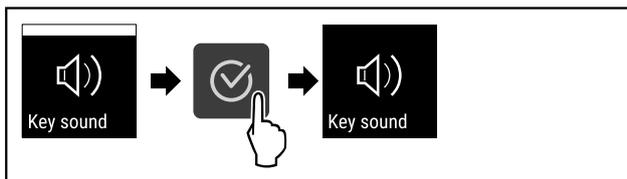


Fig. 86

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 4393).
- ▷ Key Sound est désactivé.



5.3.14 Connexion WiFi

Remarque

L'utilisation du Liebherr SmartMonitoring Dashboard sur <https://smartmonitoring.liebherr.com> nécessite l'installation d'un SmartModule et d'un compte professionnel MyLiebherr. Lors de la mise en service en ligne, vous pouvez vous connecter directement avec vos données de connexion existantes ou vous inscrire et créer un compte d'entreprise.

Cette configuration établit une connexion sans fil entre l'appareil et Internet. La connexion se fait via le SmartModule. L'appareil peut être connecté via le [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#), accessible par navigateur, et des options étendues et possibilités individuelles de commande, de gestion et de surveillance peuvent être exploitées.

Remarque

Vous pouvez vous procurer les accessoires auprès du service après-vente (voir 8.3 Service après-vente) et de la boutique Liebherr-Hausgeräte à l'adresse home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

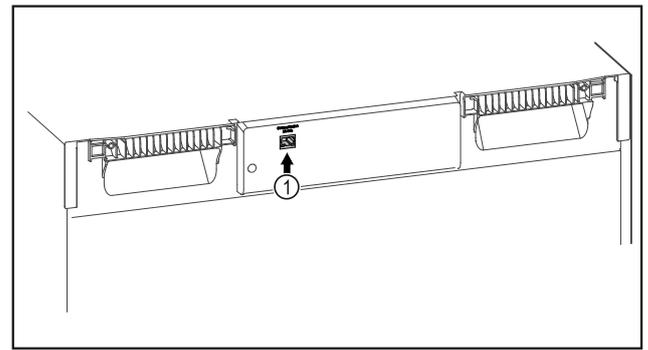


Fig. 87

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- Le SmartModule Fig. 87 (1) est en place.

Établir la connexion

La mise en service et l'installation de votre SmartModule s'effectuent en ligne sur votre terminal compatible Internet via le [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).

Vous trouverez également des informations sur l'installation ultérieure du SmartModule sur le [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).



Fig. 88

- ▶ Ouvrez le [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) (voir Fig. 4395).

Sur le réfrigérateur ou congélateur :

- ▶ Ouvrir le menu Réglages (voir 5.2 Navigation).
- ▶ Appuyer sur la flèche de navigation jusqu'à afficher la fonction concernée.

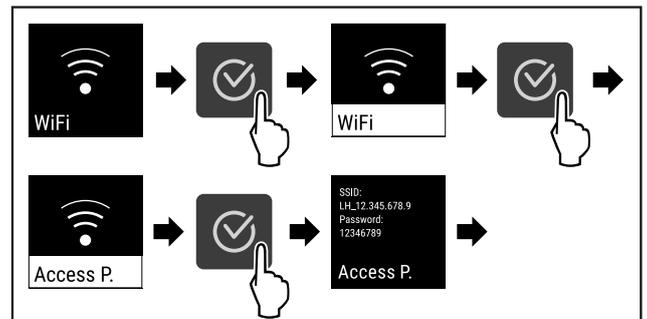


Fig. 89

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 4396).
- ▶ Poursuivre la procédure d'installation sur votre terminal compatible Internet : [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#)

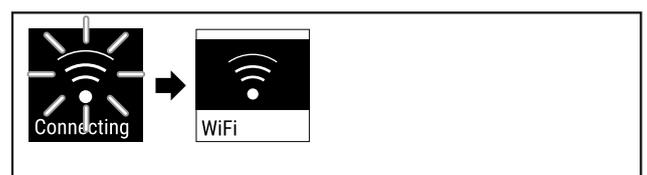


Fig. 90

- ▶ La connexion s'établit (voir Fig. 4397).
- ▷ WiFi connecting s'affiche. Le symbole clignote.
- ▶ Suivre les instructions fournies sur le [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).
- ▷ La connexion est établie.

Rompre la connexion

- ▶ Ouvrir le menu Réglages (voir 5.2 Navigation).
- ▶ Appuyer sur la flèche de navigation jusqu'à afficher la fonction concernée.

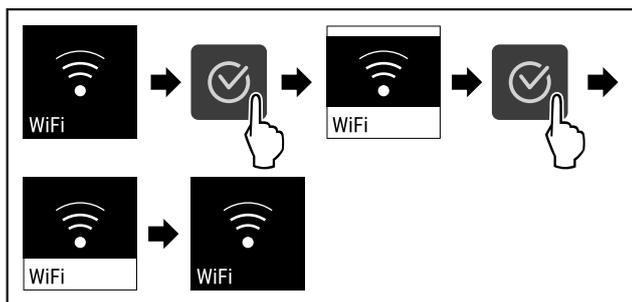


Fig. 91

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 4398).
- ▷ La connexion est rompue.

Réinitialiser la connexion

- ▶ Ouvrir le menu Réglages (voir 5.2 Navigation).
- ▶ Appuyer sur la flèche de navigation jusqu'à afficher la fonction concernée.

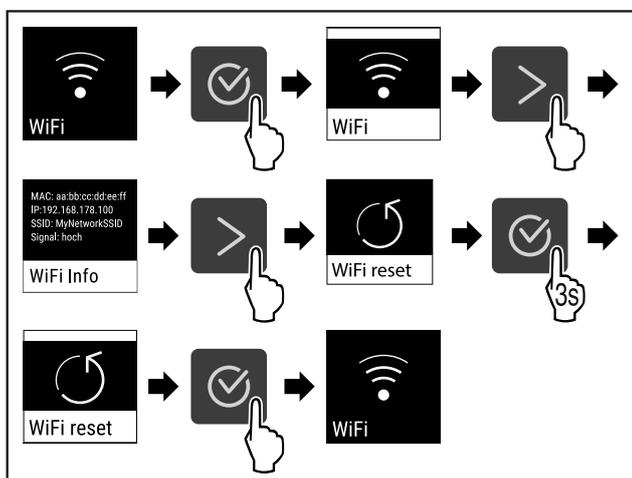


Fig. 92

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 4399).
- ▷ Les valeurs par défaut des paramètres WiFi sont rétablies.



5.3.15 Connexion LAN

Remarque

L'utilisation du Liebherr SmartMonitoring Dashboard sur <https://smartmonitoring.liebherr.com> nécessite l'installation d'un SmartModule et d'un compte professionnel MyLiebherr. Lors de la mise en service en ligne, vous pouvez vous connecter directement avec vos données de connexion existantes ou vous inscrire et créer un compte d'entreprise.

Cette configuration établit une connexion filaire entre l'appareil et Internet. La connexion se fait via le SmartModule. L'appareil peut être connecté via le [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#), accessible par navigateur, et des options étendues et possibilités individuelles de commande, de gestion et de surveillance peuvent être exploitées.

Remarque

Vous pouvez vous procurer les accessoires auprès du service après-vente (voir 8.3 Service après-vente) et de la boutique Liebherr-Hausgeräte à l'adresse home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

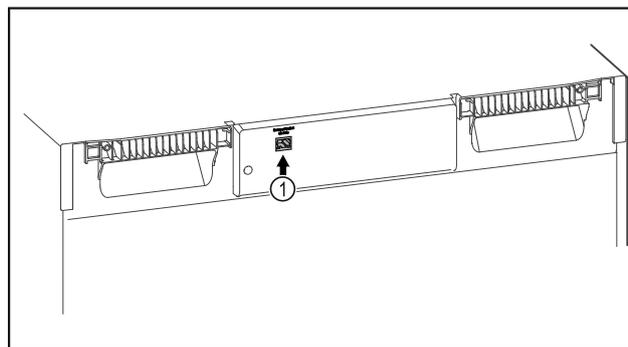


Fig. 93

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- Le SmartModule Fig. 93 (1) est en place.
- Un câble réseau est connecté.

Établir la connexion

La mise en service et l'installation de votre SmartModule s'effectuent en ligne sur votre terminal compatible Internet via le [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).

Vous trouverez également des informations sur l'installation ultérieure du SmartModule sur le [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).



Fig. 94

- ▶ Ouvrez le [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) (voir Fig. 4401).

Sur le réfrigérateur ou congélateur :

- ▶ Ouvrir le menu Réglages. (voir 5.2 Navigation)
- ▶ Appuyer sur la flèche de navigation jusqu'à afficher la fonction concernée.

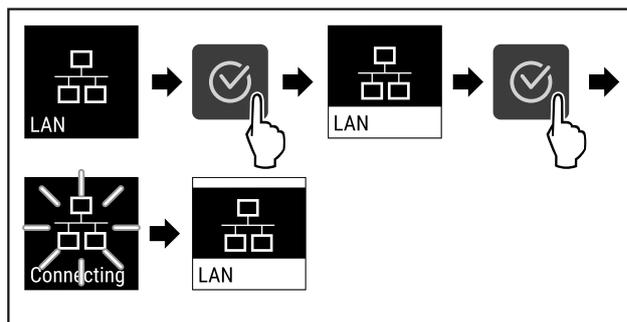


Fig. 95

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 4402).
- ▷ La connexion s'établit : LAN connecting s'affiche. Le symbole clignote.
- ▶ Suivre les instructions fournies sur le [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).
- ▷ La connexion est établie.

Rompre la connexion

- ▶ Ouvrir le menu Réglages. (voir 5.2 Navigation)
- ▶ Appuyer sur la flèche de navigation jusqu'à afficher la fonction concernée.

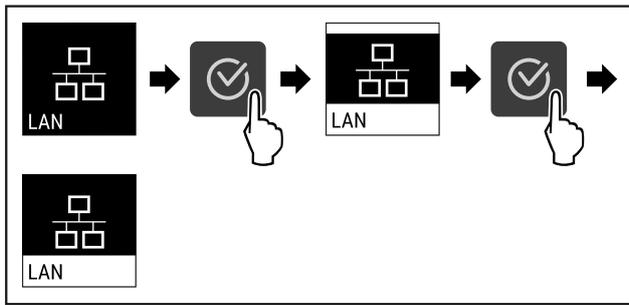


Fig. 96

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 4403) .
- ▷ La connexion est rompue.



5.3.16 Info

Cet écran indique le modèle, le numéro de série et le numéro de service de l'appareil.

Afficher Info

- ▶ Appuyer sur la flèche de navigation jusqu'à afficher la fonction concernée.

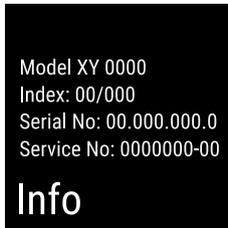


Fig. 97

- ▷ Les informations sur l'appareil s'affichent.



5.3.17 Heures de fonctionnement

Cet écran indique les heures de fonctionnement de l'appareil.

Afficher les heures de fonctionnement

- ▶ Ouvrir le menu Client .



Fig. 98

- ▷ Les heures de fonctionnement apparaissent.



5.3.18 Software

Cet écran indique la version du logiciel de l'appareil.

Afficher la version du logiciel

- ▶ Ouvrir le menu Client .
- ▶ Appuyer sur la flèche de navigation jusqu'à afficher la fonction concernée.



Fig. 99

- ▷ La version du logiciel apparaît.



5.3.19 Dégivrage

L'appareil dégivre automatiquement en mode normal.

Application :

- Si l'intérieur présente trop de givre, il est possible de démarrer manuellement la fonction de dégivrage automatique.

Démarrage manuel du dégivrage automatique

- ▶ Appuyer sur la flèche de navigation jusqu'à afficher la fonction concernée.

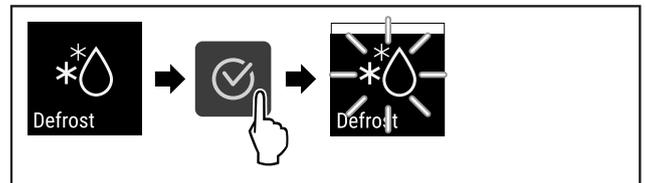


Fig. 100

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 4407) .
- ▷ Le dégivrage automatique est démarré. Une fois dégivré, l'appareil se remet automatiquement en mode normal.

Annulation du dégivrage démarré manuellement

- ▶ Appuyer sur la flèche de navigation jusqu'à afficher la fonction concernée.

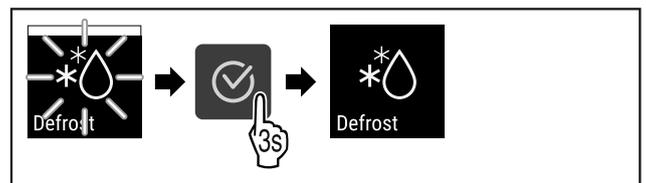


Fig. 101

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 4408) .
- ▷ Le dégivrage démarré manuellement est annulé. L'appareil retourne automatiquement dans le mode de fonctionnement normal.



Information de dégivrage

Ce réglage permet de modifier l'affichage pendant le dégivrage automatique.

Les affichages suivants sont disponibles :

- **Def 1** : Remarque « procédure de dégivrage automatique » est affichée sur l'écran d'état. L'affichage de la température n'est pas actualisé et affiche la dernière température avant le début de la procédure de dégivrage automatique.
- **Def 2** : Remarque « procédure de dégivrage automatique » est affichée sur l'écran d'état. L'affichage de la température est actualisé en continu et affiche la température réelle.

- **Def 3** : L'affichage de la température n'est pas actualisé et affiche la dernière température avant le début de la procédure de dégivrage automatique.
- **Def 4** : L'affichage de la température est actualisé en continu et affiche la température réelle.

Defrosting Fig. 102 Remarque « procédure de dégivrage automatique »

- ▶ Ouvrir le menu Client. (voir 5.2 Navigation)
- ▶ Appuyer sur la flèche de navigation jusqu'à afficher la fonction concernée.

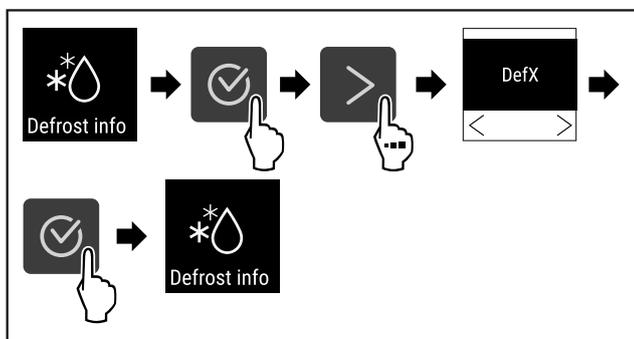


Fig. 103

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 4410).
- ▷ L'affichage souhaité est sélectionné.

5.3.20 Calibrage des capteurs



Le calibrage des capteurs sert à compenser les différences entre la température affichée et la température réelle à l'intérieur de l'appareil.

Plage de réglages : +/- 3 Kelvin en intervalles de 0,1 Kelvin.

Calibrer un capteur

- ▶ Ouvrir le menu Réglages. (voir 5.2 Navigation)
- ▶ Appuyer sur la flèche de navigation jusqu'à afficher la fonction concernée.

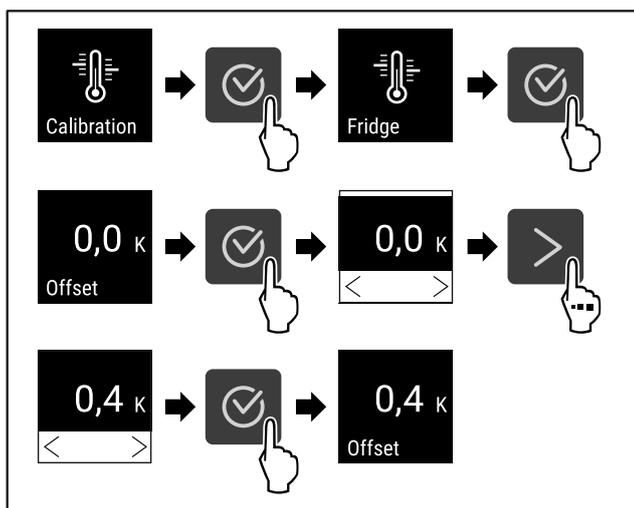


Fig. 104

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 4411).
- ▷ Le capteur est calibré.

5.3.21 Alarme de température



L'alarme de température est déclenchée dès que la température intérieure quitte la plage de température réglable et que le minuteur éventuellement réglé est terminé.

Il est possible de régler les valeurs suivantes :

- Seuil inférieur de température par intervalles de 0,1 °C
- Seuil supérieur de température par intervalles de 0,1 °C
- Délai d'attente de l'alarme de 0 à 60 minutes
- Fréquence de répétition de l'alarme de 0 à 30 minutes

Régler l'alarme de température

- ▶ Ouvrir le menu Réglages. (voir 5.2 Navigation)
- ▶ Appuyer sur la flèche de navigation jusqu'à afficher la fonction concernée.

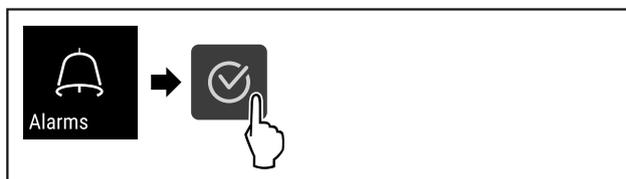


Fig. 105

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 4412).
- ▶ Appuyer sur la flèche de navigation jusqu'à afficher la fonction concernée.

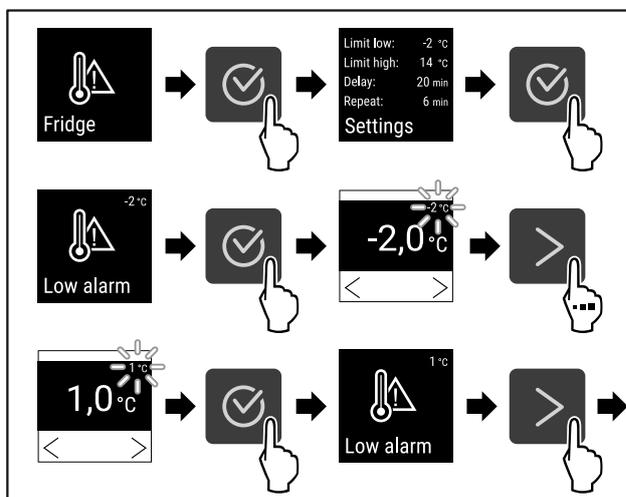


Fig. 106

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 4413).
- ▷ Seuil de température inférieur paramétré.

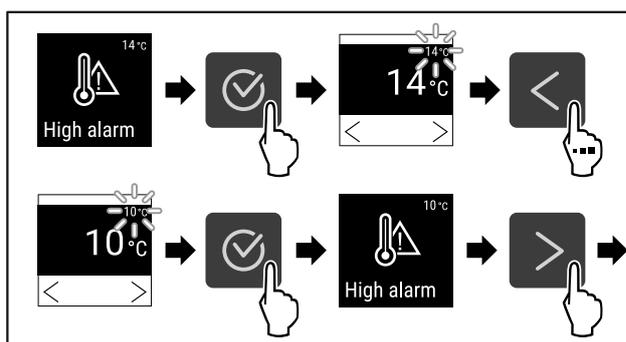


Fig. 107

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 4414).
- ▷ Seuil de température supérieur paramétré.

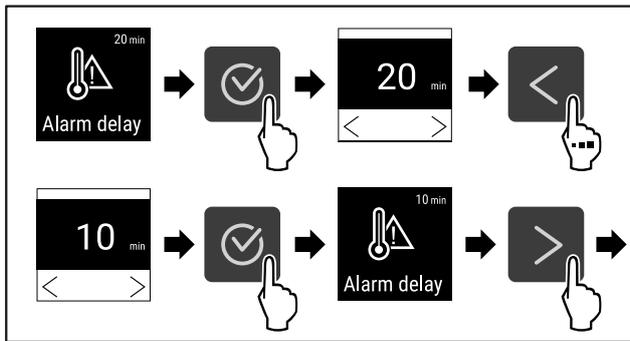


Fig. 108

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 4415).
- ▷ Délai d'attente de l'alarme paramétré.

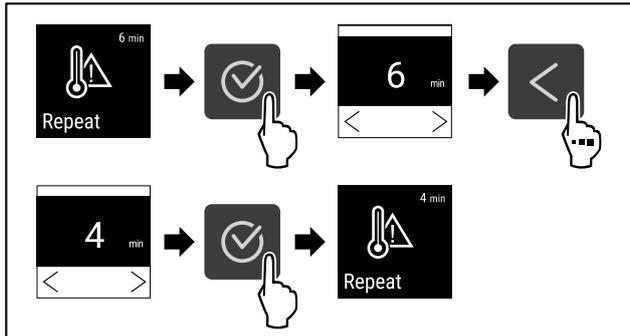


Fig. 109

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 4416).
- ▷ Intervalle de répétition de l'alarme paramétré.
- ▷ Alarme de température paramétrée.

Afficher les valeurs de l'alarme de température paramétrées

- ▶ Ouvrir le menu Réglages (voir 5.2 Navigation).
- ▶ Appuyer sur la flèche de navigation jusqu'à afficher la fonction concernée.



Fig. 110

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 4417).
- ▶ Appuyer sur la flèche de navigation jusqu'à afficher la fonction concernée.

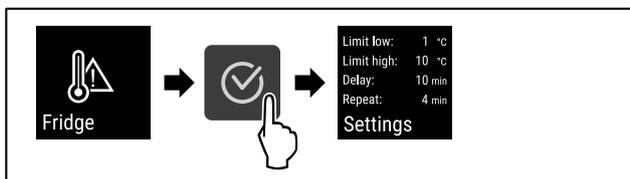


Fig. 111

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 4418).
- ▷ Les valeurs de l'alarme de température paramétrées sont affichées.

Il est possible de régler les valeurs suivantes :

- 15 secondes
- 30 secondes
- 60 secondes
- 90 secondes
- 120 secondes
- 150 secondes
- 180 secondes
- Off

Régler l'alarme de la porte

Les étapes suivantes décrivent comment régler la durée au bout de laquelle l'alarme de la porte retentit.

- ▶ Ouvrir le menu Réglages (voir 5.2 Navigation).
- ▶ Appuyer sur la flèche de navigation jusqu'à afficher la fonction concernée.

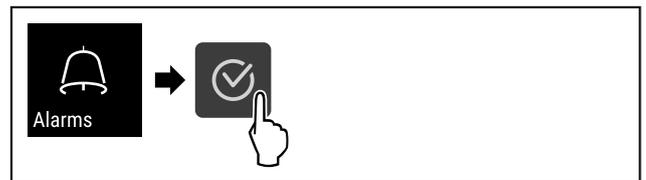


Fig. 112

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 4419).
- ▶ Appuyer sur la flèche de navigation jusqu'à afficher la fonction concernée.

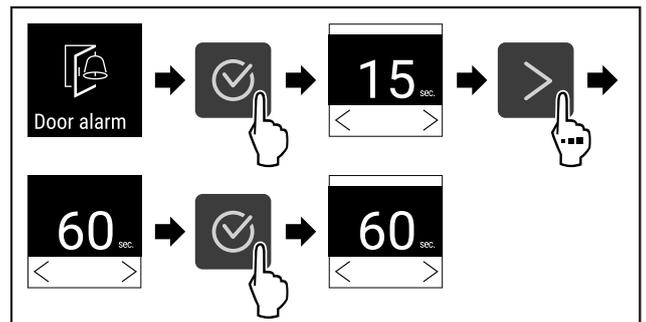


Fig. 113

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 4420).
- ▷ L'alarme de la porte est réglée.

Désactiver l'alarme de la porte

Les étapes suivantes décrivent comment désactiver l'alarme de la porte.

- ▶ Ouvrir le menu Réglages (voir 5.2 Navigation).
- ▶ Appuyer sur la flèche de navigation jusqu'à afficher la fonction concernée.

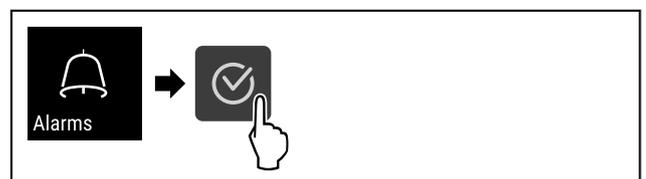


Fig. 114

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 4421).
- ▶ Appuyer sur la flèche de navigation jusqu'à afficher la fonction concernée.

5.3.2 Alarme de porte



Réglage de la durée au bout de laquelle, lorsque la porte est ouverte, l'alarme de la porte retentit.

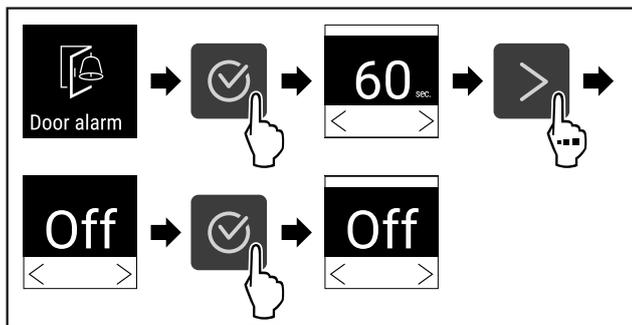


Fig. 115

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 4422) .
- ▷ L'alarme de la porte est désactivée.



5.3.23 Alarme lumineuse

Ce réglage permet de mettre en évidence des messages d'alarme affichés à l'écran en faisant clignoter en plus l'éclairage de l'appareil.

Activer l'alarme lumineuse

- ▶ Ouvrir le menu Réglages (voir 5.2 Navigation) .
- ▶ Appuyer sur la flèche de navigation jusqu'à afficher la fonction concernée.



Fig. 116

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 4423) .
- ▶ Appuyer sur la flèche de navigation jusqu'à afficher la fonction concernée.

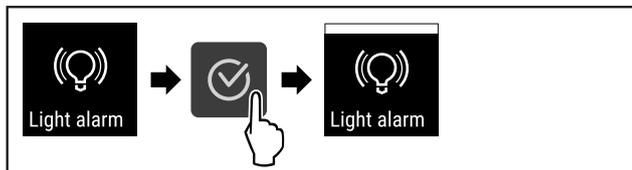


Fig. 117

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 4424) .
- ▷ L'alarme lumineuse est activée.

Désactiver l'alarme lumineuse

- ▶ Ouvrir le menu Réglages (voir 5.2 Navigation) .
- ▶ Appuyer sur la flèche de navigation jusqu'à afficher la fonction concernée.



Fig. 118

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 4425) .
- ▶ Appuyer sur la flèche de navigation jusqu'à afficher la fonction concernée.

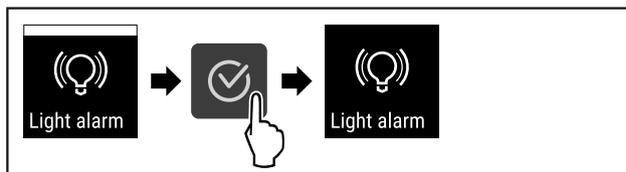


Fig. 119

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 4426) .
- ▷ L'alarme lumineuse est désactivée.



5.3.24 Simulation d'alarme

Ce réglage permet de simuler une modification de température dans l'appareil afin éventuellement de contrôler le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité branchés.

Démarrer la simulation d'alarme

- ▶ Ouvrir le menu Réglages. (voir 5.2 Navigation)
- ▶ Appuyer sur la flèche de navigation jusqu'à afficher la fonction concernée.



Fig. 120

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 4427) .
- ▶ Appuyer sur la flèche de navigation jusqu'à afficher la fonction concernée.

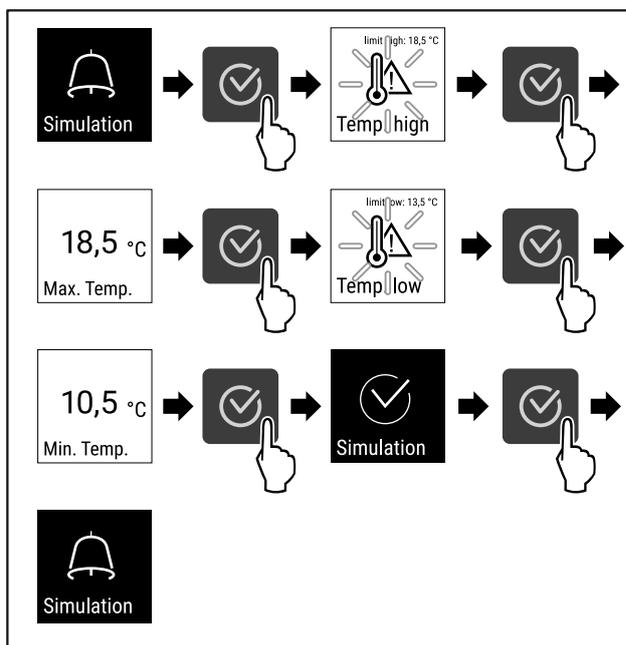


Fig. 121

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 4428) .
- ▷ La simulation a été effectuée.
- ▷ Les dispositifs de sécurité branchés devraient s'être déclenchés.



5.3.25 Relais d'alarme

Ce réglage permet de relayer une ou plusieurs alarmes vers une source d'alarme externe branchée sur l'appareil.

Utilisation

Les réglages suivants peuvent être sélectionnés :

- Type d'alarme :
 - Alarme de porte
 - Alarme de température
 - Alarme de porte et de température
 - Tous
- Confirmer :
 - **Oui** : L'alarme de l'appareil et de l'appareil externe branché est terminée.
 - **Non** : L'alarme est confirmée sur l'appareil et reste active sur l'appareil externe jusqu'à ce que l'erreur soit résolue.
- Actualiser (visible uniquement si Oui est sélectionné) :
 - **Oui** : L'alarme se répétera selon la fréquence paramétrée. (voir 5.3.22 Alarme de porte)
 - **Non** : Alarme confirmée de façon permanente.

Activer le relais d'alarme

- ▶ Ouvrir le menu Réglages. (voir 5.2 Navigation)
- ▶ Appuyer sur la flèche de navigation jusqu'à afficher la fonction concernée.

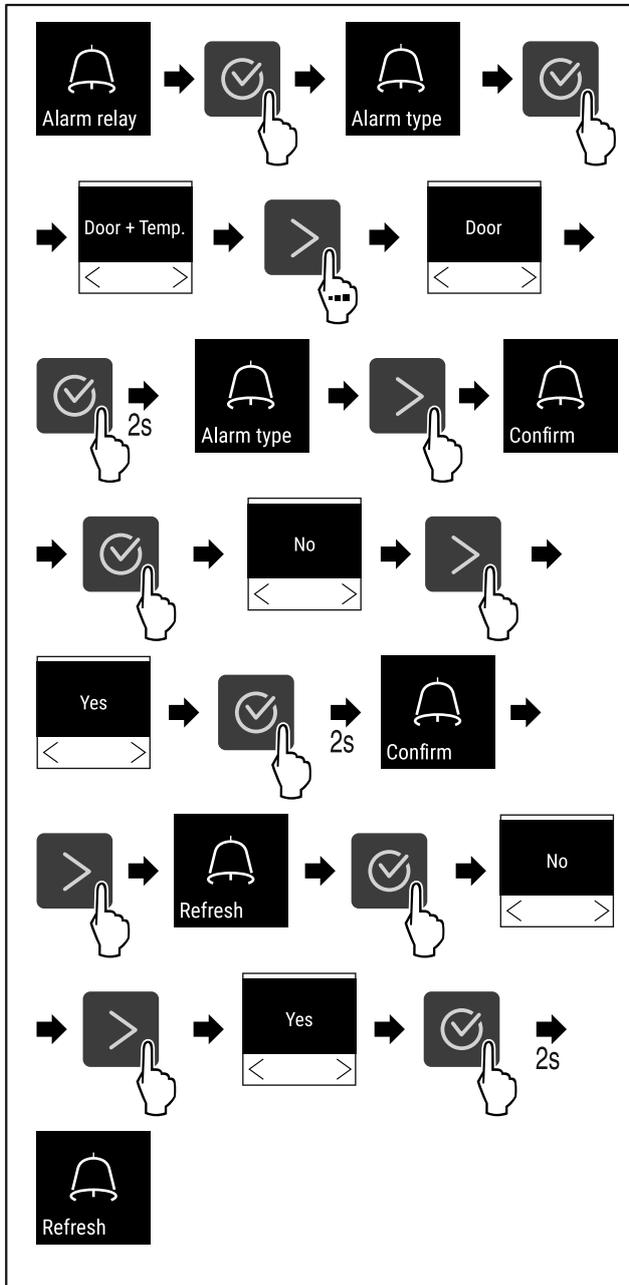


Fig. 122

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 4429) .
- ▷ Le relais d'alarme est réglé.



5.3.26 DemoMode

Lorsque l'appareil est en DemoMode, toutes les fonctions frigorifiques sont désactivées. Celui-ci est utile notamment lors de démonstrations.

Activer DemoMode

- ▶ Ouvrir le menu Client .
- ▶ Appuyer sur la flèche de navigation jusqu'à afficher la fonction concernée.

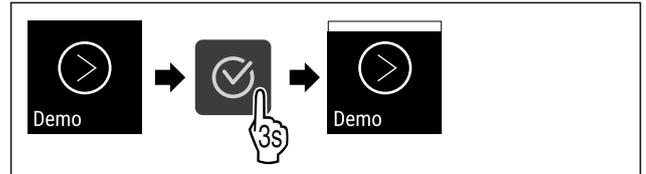


Fig. 123

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 4430) .



Fig. 124

- ▷ DemoMode est activé.
- ▷ L'affichage d'état apparaît avec un « D » en haut à gauche.

Désactiver DemoMode

- ▶ Ouvrir le menu Client .
- ▶ Appuyer sur la flèche de navigation jusqu'à afficher la fonction concernée.

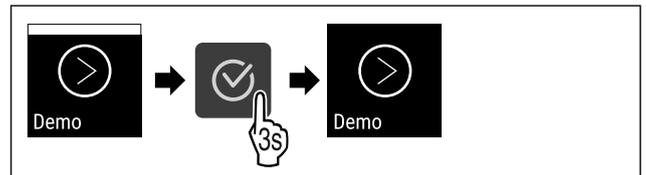


Fig. 125

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 4432) .

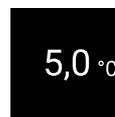


Fig. 126

- ▷ DemoMode est désactivé.
- ▷ L'affichage d'état apparaît.

5.3.27 Réinitialisation aux réglages d'usine



Cette fonction permet de réinitialiser l'appareil à tous les réglages d'usine. Tous les réglages effectués jusqu'à présent sont remis à leur valeur initiale.

Effectuer la réinitialisation aux réglages d'usine

- ▶ Ouvrir le menu Client.
- ▶ Appuyer sur la flèche de navigation jusqu'à afficher la fonction concernée.

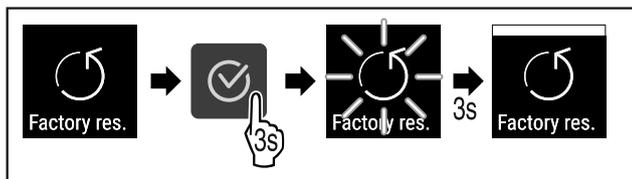


Fig. 127


- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 4434) .
- ▷ La réinitialisation aux réglages d'usine a été effectuée.




▷ L'appareil redémarre.



5.4 Messages

5.4.1 Avertissements

Les avertissements sont signalés par un signal sonore et un symbole à l'écran. Le signal sonore s'intensifie jusqu'à l'accusé de réception du message.

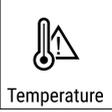Message	Cause	Solution
 <p>Door open</p> <p>Porte ouverte</p>	<p>Le message apparaît lorsque la porte est restée ouverte trop longtemps.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Fermer la porte.  <ul style="list-style-type: none"> ▶ Appuyer sur la touche de confirmation. ▶ L'alarme s'arrête. <p>Remarque</p> <p>Le délai d'apparition du message peut être réglé (voir 5.3.22 Alarme de porte) .</p>
 <p>Temperature</p> <p>Alarme de température</p>	<p>Le message apparaît quand la température ne correspond pas à la température réglée. Cause possible de la différence de température :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Des aliments chauds ont été introduits dans le réfrigérateur. - Lors du réarrangement ou du prélèvement de produits réfrigérés, une quantité excessive d'air chaud a pénétré à l'intérieur de l'appareil. - Une coupure de courant prolongée s'est produite. 	 <ul style="list-style-type: none"> ▶ Appuyer sur la touche de confirmation. ▶ La température la plus chaude s'affiche.  <ul style="list-style-type: none"> ▶ Appuyer sur la touche de confirmation. ▶ La température actuelle clignote et alterne avec le symbole d'alarme de température jusqu'à ce que la température réglée soit atteinte. ▶ Vérifier la qualité des produits réfrigérés.

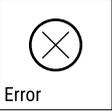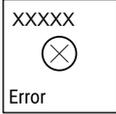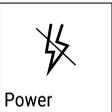Message	Cause	Solution
 <p>Error</p> <p>Erreur</p>	<p>L'appareil est défectueux, il existe un défaut de l'appareil ou un composant de l'appareil est défectueux.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Déplacer les produits réfrigérés.  <ul style="list-style-type: none"> ▸ Appuyer sur la touche de confirmation. <p>▸ Le code d'erreur s'affiche.</p>   <ul style="list-style-type: none"> ▸ Appuyer sur la touche de confirmation. ▸ Un autre code d'erreur s'affiche le cas échéant. <p>ou</p> <ul style="list-style-type: none"> ▸ L'écran d'état apparaît avec un symbole  <p>d'erreur clignotant</p> <ul style="list-style-type: none"> ▸ Appuyer sur les touches de navigation fait à nouveau s'afficher le(s) code(s) d'erreur. ▸ Noter le(s) code(s) d'erreur et contacter le service après-vente.
 <p>Power</p> <p>Panne de courant</p>	<p>Le message s'affiche après une interruption de l'alimentation électrique, lorsque la température dépasse le seuil d'alarme une fois l'alimentation rétablie.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ▸ Appuyer sur la touche de confirmation. <p>La température la plus chaude et le nombre de coupures de courant sont affichés.</p>  <ul style="list-style-type: none"> ▸ Appuyer sur la touche de confirmation. ▸ L'alarme s'arrête et la température actuelle s'affiche. ▸ Vérifier la qualité des produits réfrigérés.
 <p>Defrost error</p> <p>Erreur dégivrage</p>	<p>Le dégivrage automatique ne fonctionne pas correctement. Les 5 derniers cycles de dégivrage n'ont pas été concluants.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ▸ Appuyer sur la touche de confirmation. ▸ L'alarme s'arrête. ▸ Contacter le service après-vente (voir 8.3 Service après-vente).

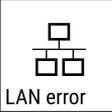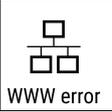 <p>WiFi error</p> <p>Erreur WiFi</p>	<p>La connexion WiFi est interrompue.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Vérifier la connexion.  <ul style="list-style-type: none"> ▸ Appuyer sur la touche de confirmation. ▸ L'alarme s'arrête.
 <p>WWW error</p> <p>Erreur WWW WiFi</p>	<p>Le message s'affiche lorsqu'il n'y a pas de connexion Internet via WiFi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Vérifier la connexion.  <ul style="list-style-type: none"> ▸ Appuyer sur la touche de confirmation. ▸ L'alarme s'arrête.
 <p>LAN error</p> <p>Erreur LAN</p>	<p>La connexion LAN est interrompue.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Vérifier la connexion et le câble réseau.  <ul style="list-style-type: none"> ▸ Appuyer sur la touche de confirmation. ▸ L'alarme s'arrête.
 <p>WWW error</p> <p>Erreur WWW LAN</p>	<p>Le message s'affiche lorsqu'il n'y a pas de connexion Internet via LAN.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Vérifier la connexion.  <ul style="list-style-type: none"> ▸ Appuyer sur la touche de confirmation. ▸ L'alarme s'arrête.

5.4.2 Rappels

Les rappels apparaissent lorsqu'une action doit être exécutée. Ils sont signalés par un signal sonore et un symbole à l'écran. Appuyer sur la touche de confirmation pour accuser réception du message.

Message	Cause	Solution
 <p>Maintenance</p> <p>Rappel d'entretien</p>	<p>Le message s'affiche lorsque le timer d'intervalle d'entretien réglé est écoulé.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ▸ Appuyer sur la touche de confirmation. ▸ L'alarme s'arrête. <p>Remarque L'intervalle d'entretien peut être réglé (voir 5.3.8 Rappel d'intervalle d'entretien).</p>

 <p>Rappel d'enregistrement</p>	<p>Le message s'affiche lorsque la mémoire de stockage de la température (999 heures) est pleine.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ▶ Appuyer sur la touche de confirmation. ▶ L'alarme s'arrête. <p>Les données les plus anciennes sont désormais écrasées.</p> <p>Remarque L'enregistrement de la température peut être réinitialisé (voir 5.3.4 Enregistrement des températures).</p>
---	---	---

6 Équipement

6.1 Serrure de sécurité

La serrure de la porte de l'appareil est équipée d'un mécanisme de sécurité.

6.1.1 Verrouiller l'appareil

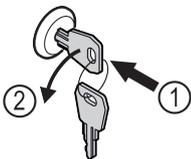


Fig. 128

- ▶ Insérer la clé.
- ▶ Tourner la clé à 90° dans le sens antihoraire.
- ▷ L'appareil est fermé.

6.1.2 Déverrouiller l'appareil

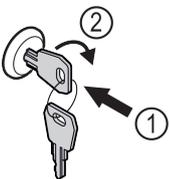


Fig. 129

- ▶ Insérer la clé Fig. 129 (1).
- ▶ Tourner la clé à 90° dans le sens horaire Fig. 129 (2).
- ▷ L'appareil est ouvert.

6.2 Capteurs

L'appareil peut être équipé des capteurs de température suivants :

- Capteur de thermostat de sécurité
- Capteur C

6.2.1 Capteur de thermostat de sécurité

Le capteur de thermostat de sécurité surveille la baisse de température et protège ainsi contre les températures trop basses (Freeze Protect). Si la température baisse sous la valeur seuil, l'appareil régule automatiquement la température. Le message d'erreur FRZ. PROT (Freeze Protect) (voir 5.4 Messages) s'affiche.

6.2.2 Capteur C (capteur de contrôle)

L'emplacement du capteur C est fixe et régule la température intérieure de l'appareil. Vous pouvez calibrer le capteur C selon vos besoins. (voir 5.3.20 Calibrage des capteurs)

6.3 Interfaces

Sur l'arrière de l'appareil se trouvent différentes options de raccordement.

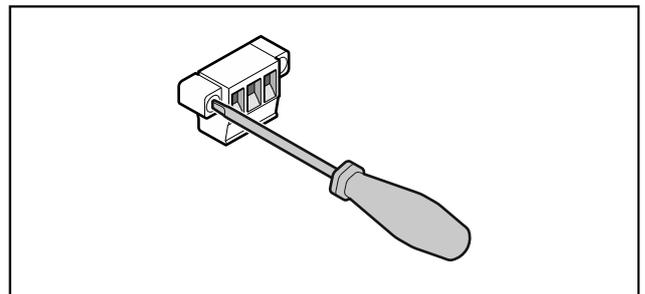


Fig. 130

Remarque

Les connecteurs sont sécurisés avec des vis. Dévisser les vis à droite et à gauche pour pouvoir retirer le connecteur.

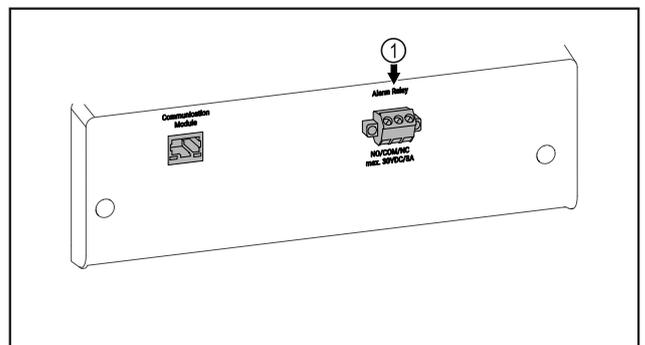


Fig. 131

- (1) Sortie d'alarme sans potentiel

6.3.1 Sortie d'alarme sans potentiel



AVERTISSEMENT

Risque de blessures par choc électrique !

- ▶ Le raccordement de l'appareil à un dispositif d'alarme externe ne doit être fait que par un technicien qualifié !

Ces trois contacts peuvent être utilisés pour brancher un dispositif d'alarme optique ou acoustique. Le raccordement est conçu pour une source de très basse de tension de sécurité de maximum **30 V (DC) - 8 A SELV (valeur minimale de courant 150 mA)**.

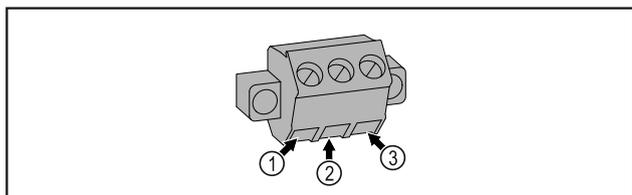


Fig. 132

- (1)** NO (normally open)
Raccordement d'un voyant de contrôle d'alarme ou d'un dispositif d'alarme acoustique
- (2)** COM (common) Source de tension externe
- (3)** NC (normally closed)
Raccordement d'un voyant de contrôle indiquant le fonctionnement normal de l'appareil



AVERTISSEMENT

Risque de court-circuit par les composants sous tension !
Choc électrique ou détérioration de l'électronique.

- ▶ **Éteindre l'appareil.**
- ▶ Débrancher la prise ou couper le fusible.

Remarque

Il est possible d'activer une fonction de rappel d'entretien. (voir 5.3.8 Rappel d'intervalle d'entretien)

Remarque

Il est recommandé de créer un protocole d'entretien documentant tous les travaux effectués (réparations, vérifications).

Remarque

Liebherr recommande une maintenance annuelle. Adressez-vous à votre service après-vente pour obtenir une offre individuelle (voir 8.3 Service après-vente) .

7 Entretien

7.1 Plan d'entretien

Les travaux d'entretien doivent être menés régulièrement pour maintenir le bon fonctionnement de l'appareil.



ATTENTION

Risque de blessure et d'endommagement en cas d'entretien incorrect !

Blessures et dégâts matériels.

- ▶ Les travaux d'entretien ne doivent être effectués que par des techniciens qualifiés.

Composant	Activité	Intervalle d'entretien
Pièce de tôle	Contrôler l'absence de dégâts et de corrosion. Remplacement des pièces endommagées : (voir 8.3 Service après-vente)	Une fois par an
Porte, charnières	Contrôler l'orientation (voir 3.14 Aligner la porte) , le mouvement et la fixation.	Une fois par an
Serrure, poignée	Contrôler la mobilité et la bonne fixation.	Une fois par an
Joint de la porte	Contrôler l'absence de dégâts, l'usure et la bonne fixation. Contacter le service client pour demander le remplacement du joint de porte.	Une fois par an
Capteur	Calibrer le capteur. (voir 5.3.20 Calibrage des capteurs)	Une fois par an
Exécution des capteurs	Vérifier l'intégrité de la masse d'étanchéité.	Une fois par an
Surfaces	Nettoyer (voir 7.3 Nettoyer l'appareil)	Recommandation : une fois par mois, selon les besoins ou les directives locales
Surfaces	Désinfecter	Recommandation : une fois par mois, selon les besoins ou les directives locales
Emplacement de montage, appareil	Décontaminer L'appareil permet une décontamination de la pièce au peroxyde d'hydrogène H ₂ O ₂ . Pour cela, les valeurs des spécifications d'application suivantes ne doivent pas être dépassées : Concentration maximale de 250 ppm. Humidité maximale de 85 %. Température de pièce admissible maximale en fonction de la classe climatique. (voir 1.4 Domaine d'application de l'appareil)	Recommandation : selon les besoins ou les directives locales, au maximum 2 fois par an

Composant	Activité	Intervalle d'entretien
Fentes d'aération du ventilateur	Nettoyer (voir 7.3.3 Nettoyer le cache du ventilateur)	Une fois par an
Relais d'alarme		
Câble d'alimentation	Vérifier l'absence de dégâts.	Une fois par an ou en cas de déménagement
Angle d'inclinaison	Vérifier le bon fonctionnement et la bonne fixation.	Une fois par an ou en cas de déménagement
Pieds réglables / Roulettes	Vérifier le bon fonctionnement, contrôler l'absence de dégâts et la bonne fixation. Remplacer les composants endommagés. (voir 8.3 Service après-vente)	Une fois par an

7.2 Dégivrer l'appareil



AVERTISSEMENT

Dégivrage incorrect de l'appareil !
Lésions corporelles et dommages matériels.

- ▶ Pour accélérer le dégivrage, ne pas utiliser d'autres dispositifs mécaniques ou d'autres moyens que ceux recommandés par le fabricant.
- ▶ Pas d'appareil de chauffage, de nettoyeur à vapeur, de flamme nue ni de spray dégivrant pour dégivrer l'appareil.
- ▶ Ne pas retirer le givre avec des objets pointus.

Le dégivrage s'effectue automatiquement. L'eau de dégivrage s'écoule par l'orifice d'évacuation et s'évapore.

Si la température est réglée sur une valeur très basse et/ou si l'humidité de l'air est très élevée, la paroi intérieure arrière peut se couvrir de givre.

Dégivrer manuellement :

- ▶ Éteindre l'appareil. (voir 5.3.2 Allumer et éteindre l'appareil)
- ▶ Débrancher la fiche d'alimentation.
- ▶ Sortir les produits réfrigérés de l'appareil.
- ▶ Laisser la porte de l'appareil ouverte pendant le processus de dégivrage.
- ▶ Absorber l'eau de dégivrage restante avec un chiffon, nettoyer l'orifice d'évacuation et l'appareil.

7.3 Nettoyer l'appareil

7.3.1 Préparer l'appareil



AVERTISSEMENT

Risque de court-circuit par les composants sous tension !
Choc électrique ou détérioration de l'électronique.

- ▶ **Éteindre l'appareil.**
- ▶ Débrancher la prise ou couper le fusible.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie

- ▶ Ne pas endommager le circuit frigorigène.
- ▶ Vider l'appareil.
- ▶ Débrancher la prise d'alimentation.

7.3.2 Nettoyer le boîtier

ATTENTION

Nettoyage incorrect !
Détérioration de l'appareil.

- ▶ Utiliser exclusivement des chiffons doux et des détergents polyvalents à pH neutre.
- ▶ Ne pas utiliser d'éponge ou de laine d'acier abrasive.
- ▶ Ne pas utiliser de produit nettoyant agressif, abrasif ou contenant du sable, du chlore ou de l'acide.



AVERTISSEMENT

Risque de blessures et d'endommagement émanant de la vapeur très chaude !

La vapeur chaude peut provoquer des brûlures et endommager les surfaces.

- ▶ Ne pas utiliser d'appareils de nettoyage à la vapeur !

ATTENTION

Risque d'endommagement par court-circuit !

- ▶ Lors du nettoyage de l'appareil, veiller à ce que l'eau de nettoyage ne pénètre pas dans les composants électriques.

- ▶ Essuyer le boîtier avec un chiffon doux et propre. En cas de salissures tenaces, utiliser de l'eau tiède et un produit nettoyant neutre. Les surfaces en verre peuvent par ailleurs être nettoyées avec un nettoyant pour vitres.
- ▶ Nettoyer le serpentin du condenseur chaque année. Si le serpentin du condenseur n'est pas nettoyé, l'efficacité de l'appareil s'en trouve considérablement réduite.

7.3.3 Nettoyer le cache du ventilateur

ATTENTION

Risque d'endommagement par court-circuit !

- ▶ Lors du nettoyage de l'appareil, veiller à ce que l'eau de nettoyage ne pénètre pas dans les composants électriques.

ATTENTION

Nettoyage incorrect !
Détérioration de l'appareil.

- ▶ Utiliser exclusivement des chiffons doux et des détergents polyvalents à pH neutre.
- ▶ Ne pas utiliser d'éponge ou de laine d'acier abrasive.
- ▶ Ne pas utiliser de produit nettoyant agressif, abrasif ou contenant du sable, du chlore ou de l'acide.

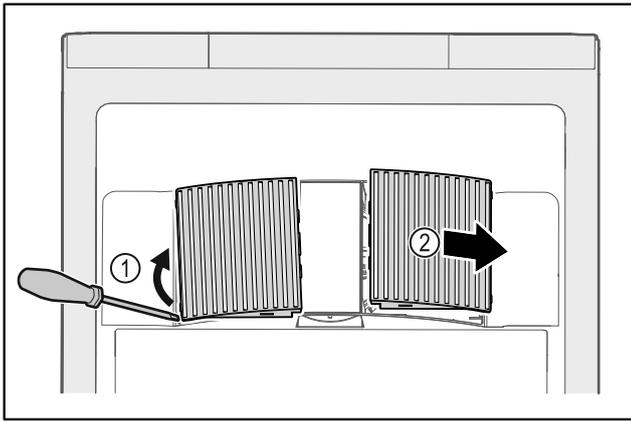


Fig. 133

- ▶ Extraire par un mouvement de levier les caches latéraux Fig. 133 (1) vers l'avant Fig. 133 (2).
- ▶ Rincer à l'eau courante les fentes d'aération des caches du ventilateur. En cas de salissures tenaces, utiliser de l'eau tiède et un produit nettoyant neutre.
- ▶ Laisser sécher complètement les caches du ventilateur à l'air libre.
- ▶ Remonter les caches du ventilateur sur l'appareil.

7.3.4 Nettoyer l'intérieur de l'appareil



AVERTISSEMENT

Risque de court-circuit par les composants sous tension !
Choc électrique ou détérioration de l'électronique.

- ▶ **Éteindre l'appareil.**
- ▶ Débrancher la prise ou couper le fusible.



AVERTISSEMENT

Risque de blessures et d'endommagement émanant de la vapeur très chaude !

La vapeur chaude peut provoquer des brûlures et endommager les surfaces.

- ▶ Ne pas utiliser d'appareils de nettoyage à la vapeur !

ATTENTION

Nettoyage incorrect !
Détérioration de l'appareil.

- ▶ Utiliser exclusivement des chiffons doux et des détergents polyvalents à pH neutre.
- ▶ Ne pas utiliser d'éponge ou de laine d'acier abrasive.
- ▶ Ne pas utiliser de produit nettoyant agressif, abrasif ou contenant du sable, du chlore ou de l'acide.

Remarque

- ▶ Sortie d'eau de dégivrage (voir 1.2 Vue d'ensemble de l'appareil et de l'équipement) : enlever les dépôts avec un objet fin (par ex. un coton-tige).

Remarque

Ne pas endommager ou retirer la plaque signalétique située à l'intérieur de l'appareil. La plaque signalétique est importante pour le service après-vente.

- ▶ Ouvrir la porte.
- ▶ Vider l'appareil.
- ▶ Nettoyer l'intérieur de l'appareil et les pièces d'équipement avec de l'eau tiède et un peu de produit vaisselle. Ne pas utiliser de produits de nettoyage contenant du sable ou de l'acide, ni de solvants chimiques.

7.3.5 Après le nettoyage

- ▶ Essuyer l'appareil et les pièces d'équipement.
- ▶ Brancher l'appareil et l'allumer.
- ▶ Une fois que la température est assez basse :
- ▶ Déposer les produits à réfrigérer.
- ▶ Répéter régulièrement le nettoyage.
- ▶ Nettoyer et dépeussier le réfrigérateur avec l'échangeur de chaleur (grille métallique au dos de l'appareil) une fois par an.

8 Aide clients

8.1 Données techniques

Plage de température	
Réfrigération	+3 à +16 °C

Charge maximale par plateau ^{A)}			
Largeur de l'appareil (voir 3.2 Dimensions de l'appareil)	Grille de support	Tablette en verre	Grille en bois
600 mm	45 kg	40 kg	45 kg
750 mm	60 kg	40 kg	60 kg

^{A)} En cas de charge importante, les plateaux peuvent légèrement fléchir.

Charge totale maximale et poids net		
Modèle (voir 3.2 Dimensions de l'appareil)	Charge totale maximale	Poids net
SRF.. 3501*	180 kg*	60 kg*
SRF.. 3511*	180 kg*	75 kg*
SRF.. 4001*	225 kg*	65 kg*
SRF.. 4011*	225 kg*	82 kg*
SRF.. 5501*	300 kg*	80 kg*
SRFvg 5511*	300 kg*	96 kg*

Volume utile maximal

Voir le volume utile sur la plaque signalétique (voir 1.2 Vue d'ensemble de l'appareil et de l'équipement) .

Éclairage*

Classe d'efficacité énergétique ^{A)} *	Source lumineuse*
Ce produit contient une ou plusieurs sources lumineuses de la classe d'efficacité énergétique F	LED

^{A)} L'appareil peut contenir des sources lumineuses de différentes classes d'efficacité énergétique. La classe d'efficacité énergétique la plus basse est indiquée.

Conditions d'installation

Niveau d'encrassement (environnement de l'appareil)	PD2
Température ambiante	+10 °C à +35 °C
Humidité ambiante relative maximale	75 %, sans condensation

Conditions d'installation	
Position maximale de fonctionnement en altitude (m au-dessus du niveau de la mer)	2000 m / 1500 m (porte en verre)

Valeurs électriques	
Tension nominale	220 - 240 V ~
Variations maximales du réseau	+/- 10 %
Catégorie de surtension	II

8.2 Défaillance technique

Cet appareil a été conçu et fabriqué pour en garantir la sécurité de fonctionnement et une grande longévité. Si une anomalie devait néanmoins se manifester lors de son fonctionnement, vérifiez en premier lieu si le problème ne provient pas d'une erreur de manipulation. Dans ce cas, les frais qui en résulteraient seraient à charge de l'utilisateur, même en période de garantie.

L'utilisateur peut remédier lui-même aux défaillances suivantes.

8.2.1 Fonctionnement de l'appareil

Erreur	Cause	Mesures à prendre
L'appareil ne fonctionne pas.	→ L'appareil n'est pas allumé.	▶ Allumer l'appareil.
	→ La fiche n'est pas insérée correctement dans la prise.	▶ Vérifier le branchement de la fiche.
	→ Le fusible de la prise est endommagé.	▶ Vérifier le fusible.
	→ Panne de courant	▶ Garder l'appareil fermé. ▶ En cas de panne de courant prolongée, déplacer les produits réfrigérés/congelés dans un réfrigérateur/congélateur décentralisé.
	→ La fiche de l'appareil ne s'insère pas correctement dans l'appareil.	▶ Vérifier la fiche de l'appareil.
La température n'est pas suffisamment basse.	→ La porte de l'appareil n'est pas fermée correctement.	▶ Fermer la porte de l'appareil.
	→ La ventilation et l'aération ne sont pas suffisantes.	▶ Dégager et nettoyer la grille d'aération.
	→ La température ambiante est trop élevée.	▶ Respectez les bonnes conditions environnementales :
	→ L'appareil a été ouvert trop souvent ou trop longtemps.	▶ Attendre que la température requise se rétablisse d'elle-même. Si cela ne fonctionne pas, s'adresser au service après-vente (voir 8.3 Service après-vente) .
	→ La température est mal réglée.	▶ Régler la température à la baisse et vérifier au bout de 24 heures.
	→ L'appareil est placé trop près d'une source de chaleur (cuisinière, radiateur, etc.).	▶ Changer l'emplacement de l'appareil ou de la source de chaleur.

8.3 Service après-vente

Vérifiez d'abord si vous pouvez corriger l'erreur vous-même . Si ce n'est pas le cas, adressez-vous au service après-vente.

Vous trouverez l'adresse dans la brochure de « service Liebherr » jointe.



AVERTISSEMENT

Réparation non effectuée par du personnel qualifié ! Blessures.

- ▶ Ne faire effectuer les réparations et interventions sur l'appareil et la ligne de réseau qui ne sont pas explicitement nommés (voir 7 Entretien) que par le S.A.V.
- ▶ Faire remplacer le câble d'alimentation endommagé uniquement par le fabricant ou par son service après-vente ou toute autre personne qualifiée.
- ▶ Sur les appareils équipés d'un connecteur IEC, le remplacement peut être effectué par le client.

8.3.1 Contacter le service après-vente

S'assurer d'avoir sous la main les informations suivantes sur l'appareil :

- Désignation de l'appareil (modèle et index)
- N° de service (service)
- N° de série (N° S)

▶ Ouvrir les informations sur l'appareil sur l'écran (voir 5.3.16 Info) .

-ou-

- ▶ Relever les informations sur l'appareil sur la plaque signalétique. (voir 8.4 Plaque signalétique)
- ▶ Prendre note des informations sur l'appareil.
- ▶ Informer le service après-vente : communiquer les erreurs et les informations sur l'appareil.
- ▷ Ceci vous permettra de bénéficier d'un service rapide et précis.
- ▶ Suivre les autres consignes du service après-vente.

8.4 Plaque signalétique

La plaque signalétique se trouve à l'intérieur de l'appareil.
Voir la documentation générale.

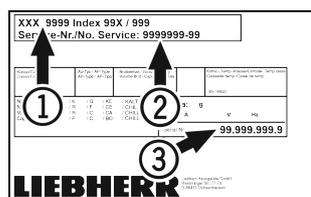


Fig. 134

- (1) Désignation de l'appareil
 (2) N° de SAV
 (3) N° de série

9 Mise hors service

- ▶ Vider l'appareil.
- ▶ Éteindre l'appareil.
- ▶ Débrancher la prise d'alimentation.
- ▶ Enlever la fiche de l'appareil si nécessaire : la sortir et la déplacer simultanément de gauche à droite.
- ▶ Nettoyer l'appareil. (voir 7.3 Nettoyer l'appareil)
- ▶ Laisser la porte ouverte pour éviter la formation de mauvaises odeurs.

Remarque

Appareil endommagé et dysfonctionnement !

- ▶ Après la mise hors service, ne stocker l'appareil qu'à une température ambiante comprise entre -10 °C et +50 °C.

10 Informations complémentaires

Vous trouverez de plus amples informations sur les conditions de garantie dans la brochure de service jointe ou sur Internet à l'adresse <https://home.liebherr.com>.

En cas de défaillance de l'appareil, indiquer les informations suivantes :

Identification du modèle /

Numéro d'inventaire :

Guide rapide pour une utilisation quotidienne

Informations relatives à l'utilisation de ce guide rapide :

- Ce guide rapide ne remplace pas le mode d'emploi complet, ni une formation sur l'appareil.
- Ce guide rapide n'est pas conçu pour vous aider à l'utilisation et au maniement quotidien de l'appareil.
- Lisez le mode d'emploi complet ainsi que les consignes de sécurité qui y sont contenues.
- Ce guide rapide est valable pour : SRFvg 35../40../55..
- Vous pouvez ouvrir le mode d'emploi complet en scannant le code QR :



Utilisation conforme

Ce réfrigérateur de laboratoire convient pour le stockage professionnel de produits à une température comprise entre 3 °C et 16 °C.

Utilisations incorrectes prévisibles

Ne pas utiliser l'appareil pour les applications suivantes :

- Stockage et réfrigération de :
 - Substances chimiques instables, inflammables ou irritantes
 - Sang, plasma ou autres fluides corporels pour perfusion, application ou introduction dans le corps humain
- Utilisation dans des zones à risque d'explosion
- Utilisation à l'extérieur ou dans des zones humides et exposées à des projections d'eau

Veiller aux points suivants lors du stockage :

- Déplacer les grilles de support en fonction de la hauteur nécessaire.
- Respecter la charge maximale.
- Ne charger l'appareil que lorsque la température de stockage est atteinte (maintien de la chaîne de froid).
- Ne pas obstruer les fentes d'aération du ventilateur de circulation d'air à l'intérieur de l'appareil.
- Les produits réfrigérés ne doivent pas toucher l'évaporateur sur la paroi arrière.
- Conserver les liquides dans des récipients fermés.
- Maintenir une distance entre les produits réfrigérés pour que l'air puisse circuler correctement.

Affichage d'état



Fig. 135 Affichage d'état avec température réelle

Navigation avec les touches

Écran et touches	Description
	Flèche de navigation vers l'avant Permet de passer au menu (sous-menu) suivant. Après le dernier menu, le premier s'affiche de nouveau.
	Flèche de navigation vers l'arrière Pression courte : permet de revenir à un menu (sous-menu). Pression longue (3 secondes) : permet de revenir à l'affichage d'état.
	Confirmer Active / désactive une fonction. Ouvre un sous-menu. Confirme une sélection. L'affichage revient au menu.
	Retour Revient au niveau de menu précédent.

Afficher l'enregistrement de la température

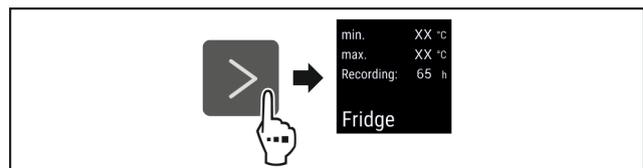


Fig. 136

- Suivre les étapes (voir Fig. 4443).
- ▷ L'enregistrement de la température affiche la température minimale, maximale et la durée d'enregistrement.

Réinitialiser l'enregistrement de la température

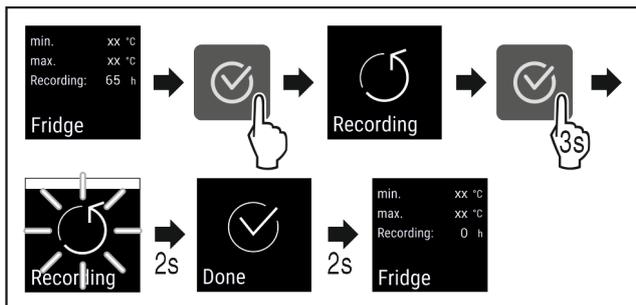


Fig. 137

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 4444).
- ▷ L'enregistrement de la température est réinitialisé.
- ▷ L'intervalle d'enregistrement redémarre.

Ouvrir l'appareil

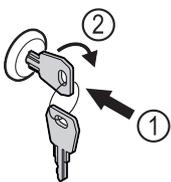


Fig. 138

- ▶ Insérer la clé. Fig. 138 (1)
- ▶ Tourner la clé à 90° dans le sens horaire. Fig. 138 (2)
- ▷ L'appareil est ouvert.

Fermer l'appareil

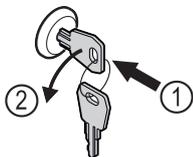


Fig. 139

- ▶ Insérer la clé. Fig. 139 (1)
- ▶ Tourner la clé à 90° dans le sens antihoraire. Fig. 139 (2)
- ▷ L'appareil est fermé.

Nettoyer l'appareil

- ▶ Vider l'appareil.
- ▶ Débrancher la prise d'alimentation.
- ▶ Suivre les consignes du mode d'emploi.
- ▶ Sécher complètement l'appareil et le mobilier après nettoyage.
- ▶ Brancher l'appareil.
- ▶ Allumer l'appareil.
- ▶ Ne charger l'appareil que lorsque la température de stockage est atteinte.



Que faire en cas de défaillance ?

Un message est affiché sur l'écran de l'appareil en cas de défaillance. Les messages ont différentes significations :

Couleur du symbole à l'écran	Signification	Solution
BLANC avec barre noire	Rappel Rappelle les opérations générales. Vous pouvez effectuer ces opérations et ainsi supprimer le message.	Lire le chapitre correspondant du mode d'emploi et appliquer les mesures de résolution.
BLANC	Avertissement Apparaît en cas de dysfonctionnements. Vous pouvez remédier vous-même aux dysfonctionnements simples.	Lire le chapitre correspondant du mode d'emploi et appliquer les mesures de résolution.
Si vous ne pouvez pas résoudre vous-même le dysfonctionnement, contactez un collaborateur responsable ou le service clientèle.		

Retirer la partie latérale





home.liebherr.com/fridge-manuals

FR réfrigérateur
NOTICE ORIGINALE

Date de publication : 20230203

Index des réf. : 7080662-00

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1
A-9900 Lienz
Österreich

