

**Gebrauchsanweisung:** Die Cryo-Gaiters™ sind mehrlagige, vor Tiefkälte schützende Gamaschen, die für Unterschenkel und den Oberbereich der Füße ein hohes Schutzniveau vor Spritzern durch kalte Flüssigkeiten und einen Schutz vor Kälteübertragung durch direkten Kontakt mit kalten Objekten bieten. Die Gamaschen sind für den Einsatz zahlreicher Anwendungen und unter verschiedensten Bedingungen vorgesehen.

- Die Cryo-Gaiters™ sollen mit der Öffnung an der Außenseite des Beins getragen werden.
- Wählen Sie auf Grundlage der Gewebearbeit die Gamaschen, die sich für Ihre Anwendung eignen.
- Stülpen Sie die geformte Zehenkappe vor Befestigung der Seiten über den Fuß! Die Cryo-Gaiters™ verfügen über Velcro®-Verschlüsse an der Seite, um einen sicheren Sitz für unterschiedlichste Beinrößen zu ermöglichen. Die Velcro®-Verschlüsse sollten so geschlossen werden, dass die Gamaschen gut am Bein anliegen.
- Die Entfernung im Notfall erfolgt durch Erfassen der Schlaufe oben außen am Bein und durch schnelles kräftiges Vorwärtsziehen der Schlaufe.
- Die Cryo-Gaiters™ werden in einer Einheitsgröße angeboten. Beim Umgang mit kryogenen Flüssigkeiten sollte ebenso eine passende Cryo-Apron®, die leicht mit dem oberen Teil der Gamaschen überlappt, getragen werden. Bei jedem Umgang mit kryogenen Flüssigkeiten gefrorenen Gegenständen sollten ebenso wasserfeste Cryo-Gloves® getragen werden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand Ihrer Gamaschen! Ersetzen Sie Gamaschen, die Einschnitte, Risse, Löcher aufweisen oder bis zur weißen Isolierung hin abgerieben sind!

**Einsatzgrenzen:** Viele Faktoren beeinflussen die maximale Dauer einer Aussetzung bei extrem kalten Temperaturen, wie Witterungsbedingungen, auszuführende Aufgaben und Physiologie des Benutzers. Der durch die Gamaschen übertragene Temperaturstrom ist so gering, dass der Benutzer genügend Zeit hat, sich sicher von der Gefahr zu entfernen.

**Warnung:**

- Die Cryo-Gaiters™ schützen den unteren Bereich der Füße nicht vor angesammelten Pfützen verschütteter kryogener Flüssigkeiten!
- Die Cryo-Gaiters™ sollten mit geschlossenen Schuhen getragen werden!
- Die Cryo-Gaiters™ sind nicht zum Schutz vor Hitze vorgesehen! Nicht in der Nähe von offenem Feuer oder Zündquellen verwenden!

**Pflegehinweise:** An einem sauberen, trockenen Ort aufbewahren. Nicht unter schweren Gegenständen aufbewahren, die die Isolierung zusammendrücken könnten! Nicht in der Maschine waschen oder im Trockner trocknen!\*

\* Die Cryo-Gaiters™ wurden nicht zur CE-Waschprüfung vorgelegt.

**Verpackung:** Die Cryo-Gaiters™ sind paarweise in einem Polybeutel verpackt.

Versand: Einzeln verpackte Gamaschenpaare müssen zusätzlich in einem geeigneten Verpackungskarton verpackt sein, der alle geltenden Frachtanforderungen erfüllt.

**Die Cryo-Gaiters™** erfüllen die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425. Sie sind ergonomisch gestaltet, ohne Risiken und Störfaktoren, enthalten keine Materialien, von denen bekannt ist, dass sie Allergien oder Gesundheitsgefahren verursachen, und sind über einen längeren Zeitraum hinweg angenehm zu tragen.

Leistung: ISO 5085-1:1989	Stufe	Leistung: EN ISO 13688:2013 Cryo-Gaiters™ Größenangaben:	Leistung: EN 388:2016 + A1:2018 ‡	Stufe
Kontaktkälte .....	2 / 4 *	<b>Modell</b> CPGR	<b>Weite</b> 33–48 cm / 13–19 Zoll	<b>Höhe</b> 40,5 cm / 16 Zoll
* Die höchsten Ziffern ( _ / _ ) entsprechen den höchsten Werten, die laut den Testmethoden erreicht werden können.			Punkt 6.1 – Reibungsbeständigkeit .... 0 / 4 *	
‡ Die in den EN-388-Tests tatsächlich erreichten Werte (die ersten Zahlen) geben nicht unbedingt die Leistung der äußersten Schicht wieder.			Punkt 6.4 – Reißbeständigkeit ..... 2 / 4 *	
			Punkt 6.5 – Durchstoßbeständigkeit ... 3 / 4 *	
Leistung: EN ISO 2286-3:1998 + ISO 4675:1990	Stufe	Leistung: EN 20811:1993	Leistung: EN ISO 7854:1997 - Methode A	Stufe
Flexibilität bei extremer Kälte .....	Bestanden	Textilien - Widerstand gegen Wassereintritt .....	Biegerisswiderstand ...	>1000

Bitte bewahren Sie dieses Dokument für Ihre Unterlagen auf! Weitere Kopien erhalten Sie über unseren Kundenservice unter [info@tempshield.com](mailto:info@tempshield.com).

Kopien der EU-Konformitätserklärung können unter der folgenden Internetadresse abgerufen werden:  
<https://tempshield.com/pages/eu-konformitatserklärung>.

**CE** Die EG-Überprüfung wurde durchgeführt von ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL Plaza Emilio Sala, 1 E-03801 ALCOY (ALICANTE) Spanien, Benachrichtigungsbehörde # 0161.

**CE** Die Gamaschen unterliegen dem Konformitätsbewertungsverfahren Modul D Überwachung von Shirley®, Port Tunnel Business Park, Office 13 Unit 21, Dublin 17, ROI, Benachrichtigungsbehörde # 2895.