

# pH 3310



EN English .....	2	KO 한국어 .....	24
DE Deutsch.....	4	NL Nederlands.....	26
CS Česky .....	6	NO Norsk .....	28
DA Dansk .....	8	PL Polski .....	30
EL Ελληνικά .....	10	PT Português .....	32
ES Español .....	12	RO Română .....	34
FI Suomi .....	14	RU Русский .....	36
FR Français .....	16	SK Slovenský .....	38
HU Magyar .....	18	SV Svenska .....	40
IT Italiano .....	20	TR Türkçe .....	42
JA 日本語 .....	22	ZH 中文 .....	44

## pH 3310

### Overview

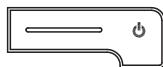
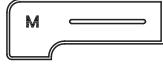
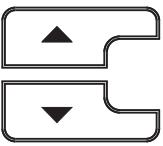
The pH 3310 meter enables you to perform measurements (pH) quickly and reliably.

The pH 3310 meter provides a maximum degree of operating comfort, reliability and measuring certainty.

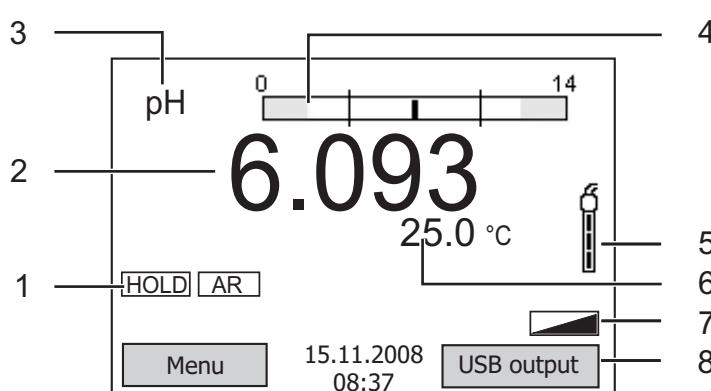
### Keypad

Keys are indicated by brackets <..>.

The key symbol (e.g. <ENTER>) generally indicates a short keystroke (under 2 sec). A long keystroke (approx. 2 sec) is indicated by the underscore behind the key symbol (e.g. <ENTER\_\_>).

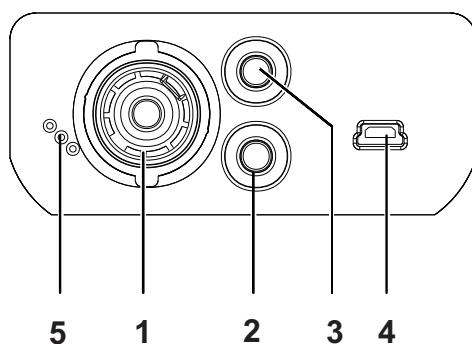
	<F1>: <F1__>:	Situation dependent function (is shown on the display) e.g.: <F1>/[Menu]: Opens the menu for measurement settings <F1__>/[Menu]: Opens the menu for system settings
	<F2>: <F2__>:	
	<On/Off>:	Switches the meter on or off
	<M>:	Selects the measured parameter
	<CAL>: <CAL__>:	Calls up the calibration procedure Displays the calibration data
	<STO>: <STO__>:	Saves a measured value manually Opens the menu for the automatic save function
	<RCL>: <RCL__>:	Displays the manually stored measured values Displays the automatically stored measured values
	<▲><▼>: :	Menu control, navigation
	<ENTER>: <ENTER__>:	Opens the menu for measurement settings / confirms entries Opens the menu for system settings
	<AR>:	Freezes the measured value (HOLD function) Switches the AutoRead measurement on or off

## Display



- |   |   |
|---|---|
| 1 | Status information                            |
| 2 | Measured value (with unit)                    |
| 3 | Measured parameter                            |
| 4 | Continuous measurement control (CMC function) |
| 5 | Sensor symbol (calibration evaluation)        |
| 6 | Measured temperature (with unit)              |
| 7 | Further status information                    |
| 8 | Softkeys and date/time                        |

## Jack field /connections



- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 | pH electrode             |
| 2 | Reference electrode      |
| 3 | Temperature sensor       |
| 4 | USB B interface (device) |
| 5 | Service interface        |

## Initial commissioning

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Insert the supplied batteries.<br>Make sure that the poles are in the correct position. |
| 2 | Switch on the meter with the <On/Off> key.  |



### Caution

Follow the safety instructions of the used sensors.  
The operating manuals of the sensors are available on the supplied CD and on the Internet under [www.WTW.com](http://www.WTW.com).

## pH 3310

### Überblick

Mit dem Messgerät pH 3310 können Sie schnell und zuverlässig Messungen (pH) durchführen.

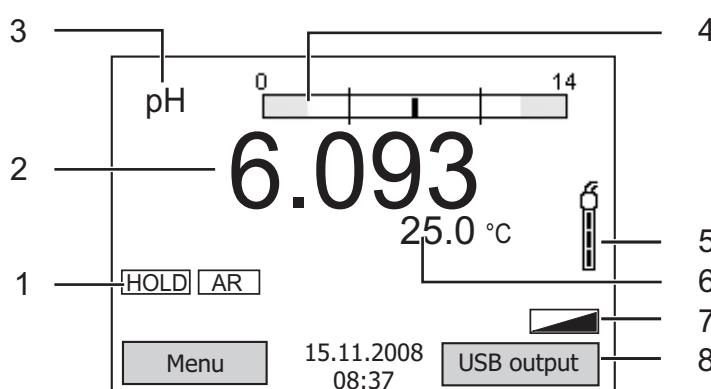
Das Messgerät pH 3310 bietet ein Höchstmaß an Bedienkomfort, Zuverlässigkeit und Messsicherheit.

### Tastenfeld

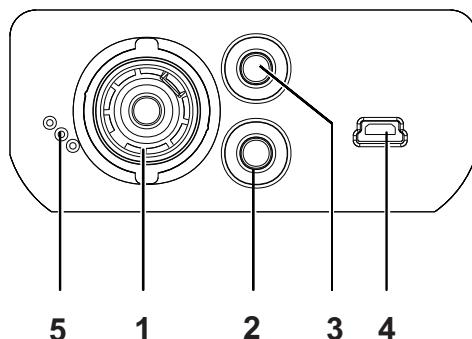
Tasten werden durch spitze Klammern <..> veranschaulicht.

Das Tastensymbol (z. B. <ENTER>) bedeutet generell einen kurzen Tastendruck (unter 2 sec). Ein langer Tastendruck (ca. 2 sec) wird durch einen Strich hinter dem Tastensymbol (z. B. <ENTER\_\_>) veranschaulicht.

	<F1>: <F1__>:	Situationsabhängige Funktion (wird am Display angezeigt) z. B.: <F1>/[Menu]: Menü für Messeinstellungen öffnen <F1__>/[Menu]: Menü für Systemeinstellungen öffnen
	<F2>: <F2__>:	
	<On/Off>:	Messgerät ein-/ausschalten
	<M>:	Messgröße anwählen
	<CAL>: <CAL__>:	Kalibrierverfahren aufrufen Kalibrierdaten anzeigen
	<STO>: <STO__>:	Messwert manuell speichern Automatische Speicherung konfigurieren und starten
	<RCL>: <RCL__>:	Manuell gespeicherte Messwerte anzeigen Automatisch gespeicherte Messwerte anzeigen
	<▲><▼>:	Menüsteuerung, Navigation
	<ENTER>: <ENTER__>:	Menü für Messeinstellungen öffnen / Eingaben bestätigen Menü für Systemeinstellungen öffnen
	<AR>:	Messwert einfrieren (HOLD - Funktion) AutoRead-Messung ein-/ausschalten

**Display**

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Statusinformationen                              |
| 2 | Messwert (mit Einheit)                           |
| 3 | Messgröße  |
| 4 | Kontinuierliche Messwertkontrolle (CMC-Funktion) |
| 5 | Sensorsymbol (Kalibrierbewertung)                |
| 6 | Temperaturmesswert (mit Einheit)                 |
| 7 | Weitere Statusinformationen                      |
| 8 | Softkeys und Datum/Uhrzeit                       |

**Buchsenfeld /Anschlüsse**

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1 | pH-Elektrode                 |
| 2 | Referenzelektrode            |
| 3 | Temperaturmessfühler         |
| 4 | USB-B-Schnittstelle (Device) |
| 5 | Service-Schnittstelle        |

**Erst-inbetriebnahme**

1 Die mitgelieferten Batterien einlegen.  
Achten Sie dabei auf die richtige Polung.

2 Messgerät mit der Taste <On/Off> einschalten.

**Vorsicht**

Beachten Sie die Sicherheitshinweise zu den verwendeten Sensoren.  
Die Bedienungsanleitungen zu den Sensoren finden Sie auf der mitgelieferten CD und im Internet unter [www.WTW.com](http://www.WTW.com).

## pH 3310

### Přehled

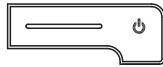
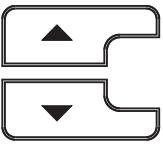
Měřičem pH 3310 můžete rychle a spolehlivě měřit (pH).

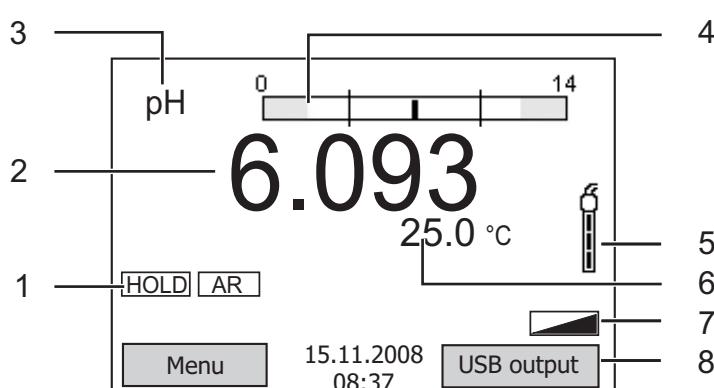
Měřič pH 3310 nabízí v maximální míře komfort obsluhy a ovládání, spolehlivost a bezpečnost měření.

### Tlačítka

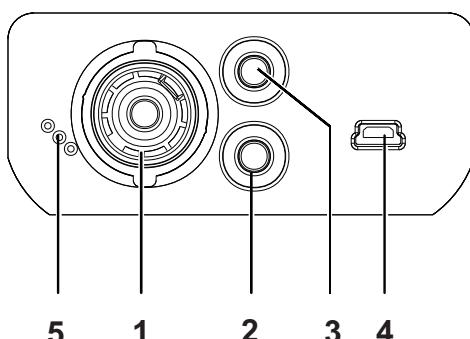
Tlačítka jsou označena špičatými závorkami <..>.

Tlačítkový symbol (např. <ENTER>) všeobecně znamená krátké stisknutí tlačítka (kratší než 2 s). Dlouhé stisknutí tlačítka (cca 2 s) je znázorněno podržítkem za symbolem tlačítka (např. <ENTER\_\_>).

	<F1>: <F1__>:	Situacně závislá funkce (indikuje se na displeji), např.: <F1>/[Menu]: Otevření nabídky měřických nastavení <F1__>/[Menu]: Otevření nabídky systémových nastavení
	<F2>: <F2__>:	
	<On/Off (Zap/Vyp)>:	Zapnutí/vypnutí přístroje
	<M>:	Volba měřené veličiny
	<CAL>: <CAL__>:	Vyvolání kalibrace Zobrazení kalibračních údajů
	<STO>: <STO__>:	Ruční uložení naměřené hodnoty Nakonfigurovat a spustit automatické ukládání
	<RCL>: <RCL__>:	Zobrazení ručně uložených naměřených hodnot Zobrazení automaticky uložených naměřených hodnot
	<▲><▼>:	Nastavování a navigace v nabídkách
	<ENTER>: <ENTER__>:	Otevření nabídky měřických nastavení / potvrzení zadání Otevření nabídky systémových nastavení
	<AR>:	Zmrazení naměřené hodnoty (funkce HOLD) Zapnutí / vypnutí měření s automatickým odečítáním

**Displej**

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Stavové informace                                 |
| 2 | Naměřená hodnota (s jednotkou)                    |
| 3 | Měrná veličina                                    |
| 4 | Nepřetržitá kontrola měřené veličiny (funkce CMC) |
| 5 | Symbol čidla (vyhodnocení kalibrace)              |
| 6 | Teplota měření (s jednotkou)                      |
| 7 | Další stavové informace                           |
| 8 | Programovatelná funkční tlačítka a datum/čas      |

**Zásuvky / přípojky**

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1 | Elektroda pH              |
| 2 | Referenční elektroda      |
| 3 | Teplotní čidlo            |
| 4 | Rozhraní USB-B (přístroj) |
| 5 | Servisní rozhraní         |

**První uvedení do provozu**

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Vložte přiložené baterie.<br>Dbejte přitom na správnou polaritu. |
| 2 | Zapněte měřicí přístroj tlačítkem <On/Off (Zap/Vyp)> .           |

**Pozor**

Dodržujte bezpečnostní pokyny pro použitá čidla.  
Návody k obsluze čidel naleznete na přiloženém CD a na internetu na adrese [www.WTW.com](http://www.WTW.com).



## pH 3310

### Oversigt

Med dette måleapparat pH 3310 kan du hurtigt foretage pålidelige målinger (pH).

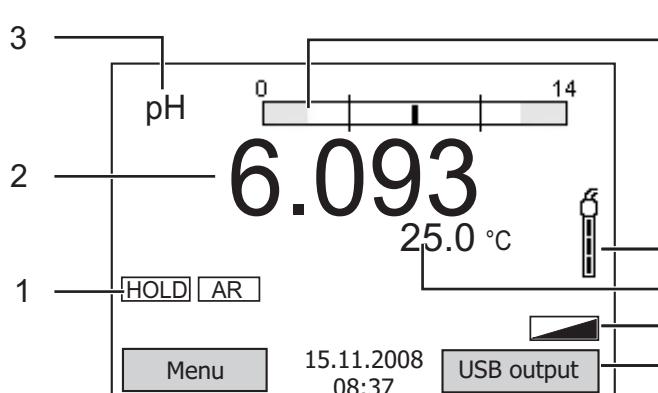
Måleapparatet pH 3310 giver den højest tænkelige betjeningskomfort, driftssikkerhed og målenøjagtighed.

### Tastefelt

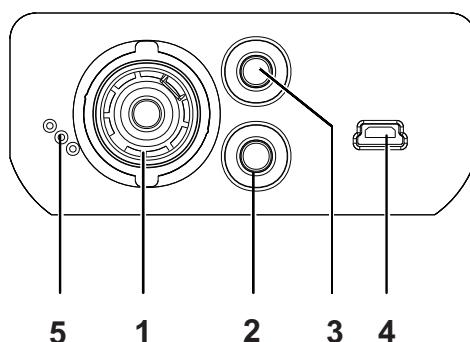
Tasterne vises med spidse klammer <..>.

Tastesymbolet (f.eks. <ENTER>) betyder generelt et kort tastetryk (mindre end 2 sek.). Et langt tastetryk (ca. 2 sek.) vises med en streg efter tastesymbolet (f.eks. <ENTER\_\_>).

	<b>&lt;F1&gt;:</b>	Situationsafhængig funktion (vises på displayet) f.eks.: <F1>/[Menu]: Åbn menuen til måleindstillinger
	<b>&lt;F1__&gt;:</b>	<F1__>/[Menu]: Åbn menuen til systemindstillinger
	<b>&lt;On/Off&gt;:</b>	Aktivering/deaktivering af måler
	<b>&lt;M&gt;:</b>	Vælg målestørrelse
	<b>&lt;CAL&gt;:</b>	Hent kaliberingsmetoder <CAL__>: Vis kalibreringsdata
	<b>&lt;STO&gt;:</b>	Gem måleværdien manuelt <STO__>: Konfigurer og start automatisk lagring
	<b>&lt;RCL&gt;:</b>	Vis manuelt gemte måleværdier <RCL__>: Vis automatisk gemte måleværdier
	<b>&lt;▲&gt;&lt;▼&gt;:</b>	Menustyring, Navigation
	<b>&lt;ENTER&gt;:</b>	Åbn menuen til måleindstillinger/bekræft indtastning <ENTER__>: Åbn menuen til systemindstillinger
	<b>&lt;AR&gt;:</b>	Frys måleværdi (HOLD - funktion) Aktivér/deaktiver AutoRead-måling

**Display**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 4 | 1 | Statusinformationer                          |
|   | 2 | Måleværdi (med enhed)                        |
|   | 3 | Målestørrelse                                |
|   | 4 | Kontinuerlig måleværdikontrol (CMC-funktion) |
| 5 | 5 | Sensorsymbol (kalibreringsvurdering)         |
| 6 | 6 | Temperaturmåleværdi (med enhed)              |
| 7 | 7 | Flere statusoplysninger                      |
| 8 | 8 | Genvejstaster samt dato/klokkeslæt           |

**Bøsningsområde/tilslutninger**

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 | pH-elektrode             |
| 2 | Referenceelektrode       |
| 3 | Temperaturmåleføler      |
| 4 | USB-B-interface (Device) |
| 5 | Service-interface        |

**Første  
ibrugtagning**

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Sæt de medfølgende batterier i.<br>Vend i den forbindelse polerne rigtigt. |
| 2 | Tænd for måleren med tasten <On/Off> .                                     |

**Forsiktig**

Følg sikkerhedsanvisningerne til de sensorer, der skal bruges.  
Betjeningsvejledningen til sensorerne findes på den medfølgende cd og på internettet på adressen [www.WTW.com](http://www.WTW.com).

## pH 3310

### Επισκόπηση

Με τη συσκευή μέτρησης pH 3310 μπορείτε να πραγματοποιείτε γρήγορα και αξιόπιστα μετρήσεις (pH).

Η συσκευή μέτρησης pH 3310 παρέχει μέγιστο βαθμό άνεσης χειρισμού, αξιοπιστίας και ασφάλειας μετρήσεων.

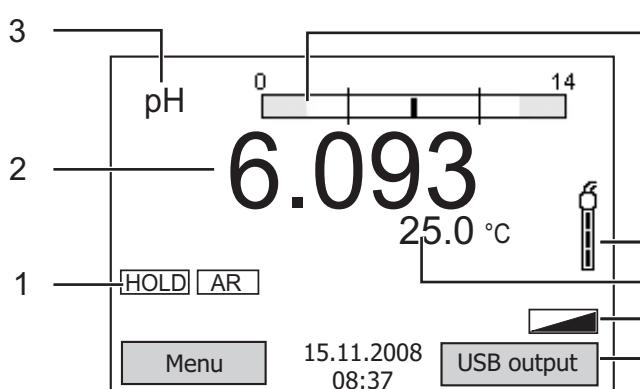
### Πληκτρολόγιο

Τα πλήκτρα απεικονίζονται με παρενθέσεις της μορφής <..>.

Το σύμβολο πλήκτρου (π.χ. <ENTER>) σημαίνει γενικά σύντομο πάτημα ενός πλήκτρου (διάρκειας μικρότερης των 2 δευτ.). Το παρατεταμένο πάτημα των πλήκτρων (διάρκειας 2 δευτ. περίπου) απεικονίζεται με μία παύλα μετά το σύμβολο του πλήκτρου (π.χ. <ENTER\_>).

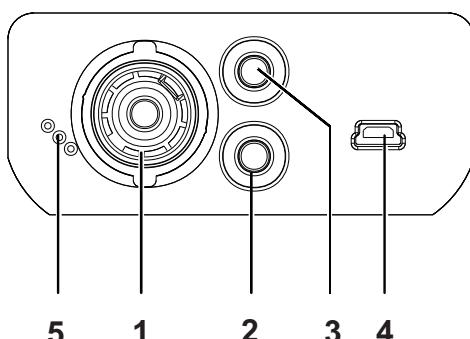
	<F1>: <F1__>:	Λειτουργία ανάλογα με την κατάσταση (εμφανίζεται στην οθόνη), π. χ.: <F1>/[Menu]: Άνοιγμα μενού για τις ρυθμίσεις της μέτρησης <F1__>/[Menu]: Άνοιγμα μενού για τις ρυθμίσεις συστήματος
	<F2>: <F2__>:	
	<On/Off>:	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συσκευής μέτρησης
	<M>:	Επιλογή μετρούμενου μεγέθους
	<CAL>: <CAL__>:	Ανάκληση μεθόδου βαθμονόμησης από τη μνήμη Εμφάνιση δεδομένων βαθμονόμησης
	<STO>: <STO__>:	Μη αυτόματη αποθήκευση της τιμής μέτρησης Διαμόρφωση και έναρξη αυτόματης αποθήκευσης
	<RCL>: <RCL__>:	Εμφάνιση τιμών μέτρησης που αποθηκεύτηκαν μη αυτόματα Εμφάνιση τιμών μέτρησης που αποθηκεύτηκαν αυτόματα
	<▲><▼>:	Έλεγχος μενού, πλοήγηση
	<ENTER>: <ENTER__>:	Άνοιγμα μενού για τις ρυθμίσεις της μέτρησης / Επιβεβαίωση εισαγωγής τιμών Άνοιγμα μενού για τις ρυθμίσεις συστήματος
	<AR>:	'Πάγωμα' τιμής μέτρησης (λειτουργία HOLD) Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μέτρησης AutoRead

## Οθόνη



- |   |   |
|---|---|
| 4 | Πληροφορίες κατάστασης                              |
| 2 | Τιμή μέτρησης (με μονάδα)                           |
| 3 | Μετρούμενο μέγεθος                                  |
| 4 | Συνεχόμενος έλεγχος τιμών μέτρησης (λειτουργία CMC) |
| 5 | Σύμβολο αισθητήρα (αξιολόγηση βαθμονόμησης)         |
| 6 | Τιμή μέτρησης θερμοκρασίας (με μονάδα)              |
| 7 | Περαιτέρω πληροφορίες κατάστασης                    |
| 8 | Προγραμματιζόμενα πλήκτρα και                       |

## Πεδίο υποδοχών /συνδέσεις



- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1 | Ηλεκτρόδιο pH                    |
| 2 | Ηλεκτρόδιο αναφοράς              |
| 3 | Αισθητήρας μέτρησης θερμοκρασίας |
| 4 | Θύρα USB-B (Device)              |
| 5 | Υποδοχή διασύνδεσης σέρβις       |

## Πρώτη έναρξη λειτουργίας

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Τοποθετήστε τις παρεχόμενες μπαταρίες.<br>Προσέξτε τη σωστή πολικότητα. |
| 2 | Ενεργοποιήστε τη συσκευή μέτρησης με το πλήκτρο <On/Off> .              |

**Προσοχή**  
Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις ασφαλείας για τους χρησιμοποιούμενους αισθητήρες. Μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες χρήσης των αισθητήρων στο παρεχόμενο CD και στο Internet, στην ιστοσελίδα [www.WTW.com](http://www.WTW.com).



## pH 3310

### Sumario

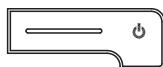
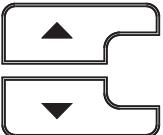
Con el instrumento de medición pH 3310 puede Ud. efectuar mediciones de (pH) de manera rápida y fidedigna.

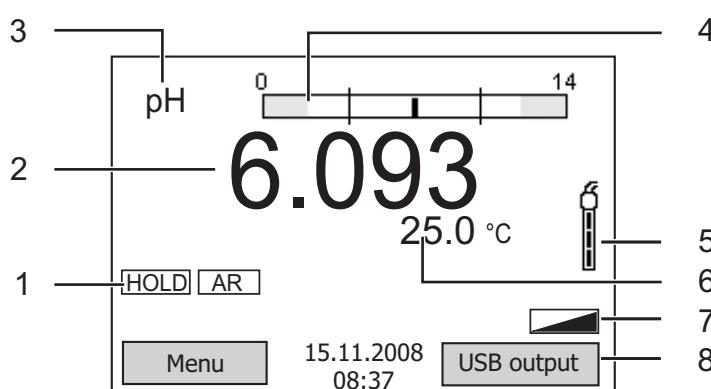
El instrumento de medición pH 3310 ofrece máxima comodidad de empleo, confiabilidad y seguridad de medición.

### Teclado

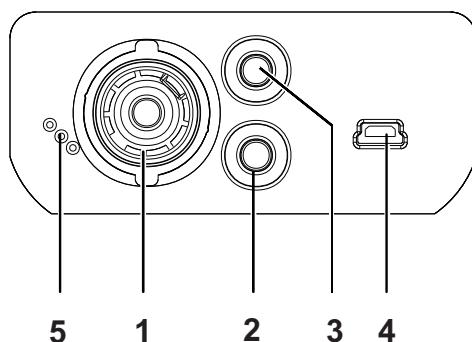
Las teclas están identificadas por paréntesis angulares <..> .

El símbolo de tecla (por ejemplo <ENTER>) significa por lo general una breve presión (menos de 2 segundos). Si se ha de oprimir la tecla prolongadamente (2 segundos, aprox.), se ha representado por una raya a continuación del símbolo de la tecla (por ejemplo <ENTER\_\_>).

	<F1>: <F1__>:	Situación dependiente de la situación momentánea (aparece indicada en el display) por ejemplo: <F1>/[Menu]: Acceder al menú para la configuración de medición <F1__>/[Menu]: Acceder al menú para la configuración del sistema
	<F2>: <F2__>:	
	<On/Off>:	Prender/apagar instrumento
	<M>:	Seleccionar la unidad de medición
	<CAL>: <CAL__>:	Llamar el procedimientos de calibración Mostrar los datos de calibración
	<STO>: <STO__>:	Archivar en memoria manualmente el valor medido Configurar el almacenamiento automático e iniciar la sesión
	<RCL>: <RCL__>:	Visualizar los valores medidos guardados manualmente Visualizar los valores medidos guardados automáticamente
	<▲><▼>:	Control del menú, navegación
	<ENTER>: <ENTER__>:	Acceder al menú para la configuración de medición / Confirmar los datos ingresados Acceder al menú para la configuración del sistema
	<AR>:	Congelar el valor medido (función HOLD) Prender/apagar la medición AutoRead

**Display**

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Información sobre el estado actual                      |
| 2 | Valor medido (con unidad)                               |
| 3 | Parámetro   |
| 4 | Control permanente de los valores medidos (función CMC) |
| 5 | Símbolo del sensor (evaluación de la calibración)       |
| 6 | Temperatura medida (con unidad)                         |
| 7 | Más información sobre el estado actual                  |
| 8 | Softkeys y fecha / hora                                 |

**Conexiones varias /conexiones**

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 | Electrodo pH             |
| 2 | Electrodo de referencia  |
| 3 | Sensor térmico           |
| 4 | Interfase USB-B (device) |
| 5 | Interfase de servicio    |

**Primera puesta en funcionamiento**

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Colocar las pilas incluidas.<br>Al colocarlas, preste atención a la polaridad correcta. |
| 2 | Prender el instrumento de medición con la tecla <On/Off>.                               |

**Atención**

Tenga presente las instrucciones de seguridad de los sensores utilizados.  
Las instrucciones de empleo de los sensores se encuentran en el CD adjunto o bien, en el internet bajo [www.WTW.com](http://www.WTW.com).

## pH 3310

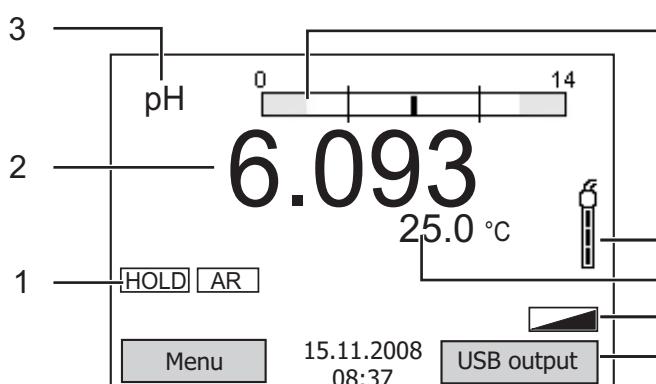
### Yleiskuvaus

Mittalaitteella pH 3310 voit suorittaa nopeasti ja luotettavasti mittauksia (pH). Mittalaite pH 3310 tarjoaa enimmäismäärän käyttömukavuutta, luotettavuutta ja mittaustuloksen varmuutta.

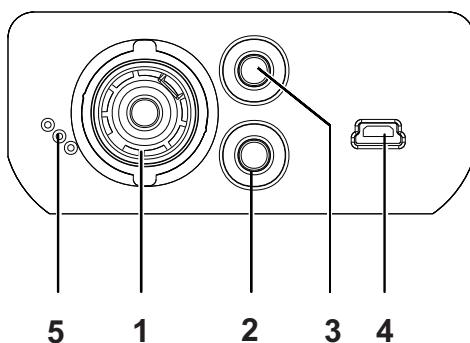
### Näppäimistö

Painikkeet havainnollistetaan hakasuluilla <..>. Painikkeen symboli (esim. <ENTER>) tarkoittaa yleensä lyhyttä painikkeen painamista (alle 2 s.). Pitkä painikkeen painaminen (n. 2 s.) havainnollistetaan painikkeen symbolin takana olevalla viivalla (esim. <ENTER\_\_>).

	<F1>: <F1__>:	Tilanteesta riippuva toiminto (näytetään näytössä) esim. : <F1>/[Menu]: Avaa mittausasetusten valikko <F1__>/[Menu]: Avaa järjestelmäasetusten valikko
	<On/Off>:	Kytke mittauslaite päälle/pois
	<M>:	Valitse mittaussuure
	<CAL>: <CAL__>:	Hae kalibrointimenetelmä Näytä kalibrointitiedot
	<STO>: <STO__>:	Tallenna mittausarvo manuaalisesti Konfiguroi ja käynnistä automaattinen tallennus
	<RCL>: <RCL__>:	Näytä manuaalisesti tallennettu mittausarvo Näytä manuaalisesti tallennettu mittausarvo
	<▲><▼>:	Valintaohjaus, navigointi
	<ENTER>: <ENTER__>:	Avaa mittausasetusten valikko / vahvista tallennukset Avaa järjestelmäasetusten valikko
	<AR>:	Jäädytä mittausarvo (HOLD - toiminto) Kytke AutoRead-mittaus päälle/pois päältä

**Näyttö**

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Tilatiedot                                   |
| 2 | Mittausarvo (yksiköllä)                      |
| 3 | Mittaussuure                                 |
| 4 | Jatkuva mittausarvon valvonta (CMC-toiminto) |
| 5 | Anturin symboli (kalibroinnin analyysi)      |
| 6 | Lämpötilanmittausarvo (yksiköllä)            |
| 7 | Lisätilatiedot                               |
| 8 | Järjestelmäävaimet ja päivämäärä/kellonaika  |

**Pistokekenttä /liitännät**

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1 | pH-elektrodi            |
| 2 | Referenssielektrodi     |
| 3 | Lämpötilanmittausanturi |
| 4 | USB-B-liitäntä (laite)  |
| 5 | Huoltoliittäntä         |

**Ensikäyttöönotto**

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Laita mukanatoimitetut paristot sisään. Huomioi tällöin oikea napaisuus. |
| 2 | Kytke mittauslaite päälle painikkeella <On/Off> .                        |

**Varo**

Noudata käytettävien antureiden turvallisuusohjeita.  
Antureiden käyttöohjeet löytyvät mukanatoimitetulta CD:ltä ja internetistä osoitteesta [www.WTW.com](http://www.WTW.com).



## pH 3310

### Vue d'ensemble

L'appareil de mesure pH 3310 permet d'effectuer des mesures rapides et fiables (pH).

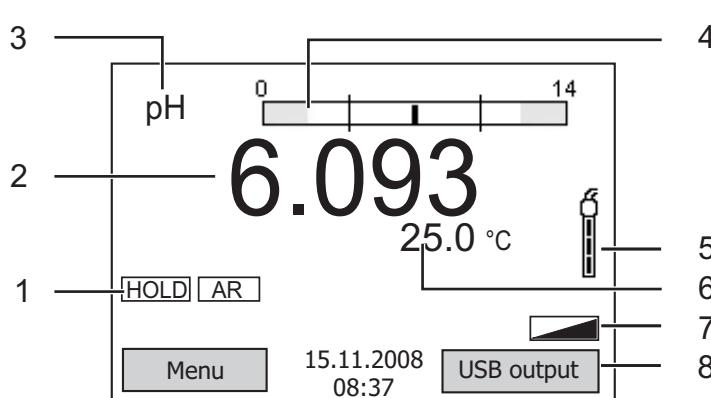
L'appareil de mesure pH 3310 offre un maximum de confort de service, de fiabilité et de sécurité de mesure.

### Clavier

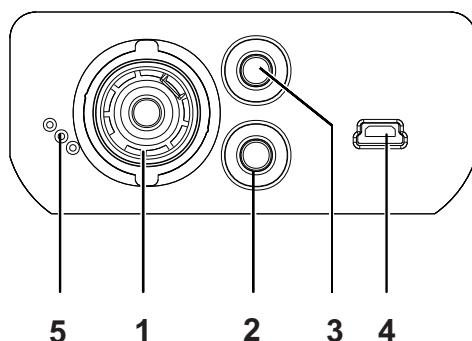
Les touches sont symbolisées par des parenthèses pointues <..> .

Le symbole de touche (p. ex. <ENTER>) signifie généralement qu'il faut exercer une pression brève (moins de 2 sec). La pression longue (env. 2 sec) est symbolisée par un tiret suivant le symbole de touche (p. ex. <ENTER\_\_>).

	<F1>: <F1__>:	Fonction dépendante de la situation (s'affiche à l'écran) p. ex.: <F1>/[Menu]: ouverture du menu pour réglages de mesure <F1__>/[Menu]: ouverture du menu pour réglages système
	<F2>: <F2__>:	
	<On/Off>:	Allumer/éteindre l'appareil de mesure
	<M>:	Sélection de la grandeur de mesure
	<CAL>: <CAL__>:	Appel de la procédure de calibration Afficher les données de calibration
	<STO>: <STO__>:	Enregistrement manuel de la valeur de mesure Configuration et démarrage de l'enregistrement automatique
	<RCL>: <RCL__>:	Affichage des valeurs de mesure enregistrées Affichage des valeurs de mesure enregistrées automatiquement
	<▲><▼>:	Commande par menu, navigation
	<ENTER>: <ENTER__>:	Ouverture du menu pour réglages de mesure / confirmation des entrées Ouverture du menu pour réglages système
	<AR>:	Gel de la valeur de mesure (fonction HOLD) Désactivation de la mesure AutoRead

**Visuel**

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Informations d'état                                    |
| 2 | Valeur mesurée (avec unité)                            |
| 3 | Grandeur de mesure                                     |
| 4 | Contrôle continu de la valeur de mesure (fonction CMC) |
| 5 | Symbole de sonde (évaluation de la calibration)        |
| 6 | Valeur de mesure de la température (avec unité)        |
| 7 | Autres informations d'état                             |
| 8 | Softkeys et date/heure                                 |

**Connexions /raccordements**

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Electrode pH                      |
| 2 | Electrode de référence            |
| 3 | Sonde de mesure de la température |
| 4 | Interface USB-B (Device)          |
| 5 | Interface de service              |

**Première mise en service**

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Mettre en place les piles jointes à la livraison.<br>Ce faisant, veiller à la polarité correcte. |
| 2 | Allumer l'appareil de mesure en appuyant sur la touche <On/Off>.                                 |

**Attention**

Veuillez respecter les consignes de sécurité relatives aux sondes utilisées.  
Vous trouvez les modes d'emploi relatifs aux sondes sur le CD joint à la livraison et sur Internet à l'adresse [www.WTW.com](http://www.WTW.com).



## pH 3310

### Áttekintés

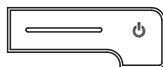
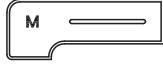
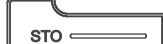
A pH 3310 típusú műszerrel gyorsan és megbízhatóan végezhetők a mérések (pH).

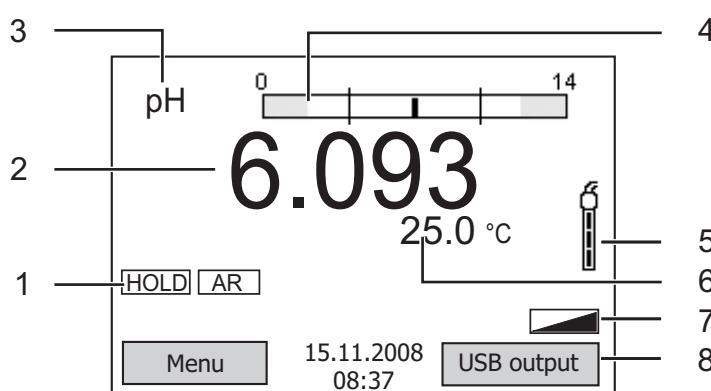
A pH 3310 műszer a legmagasabb fokú kezelési kényelmet és megbízhatóságot nyújtja, és a legbiztosabb méréseket teszi lehetővé.

### A gombok mezője

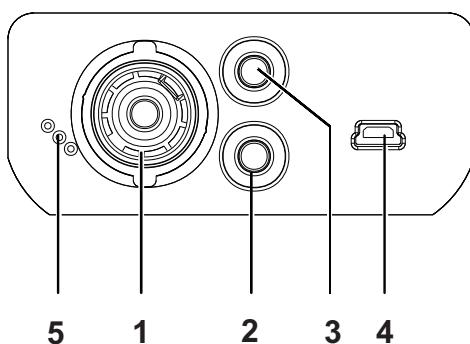
A gombokat csúcsos zárójelek <..> emelik ki.

A gomb szimbóluma (pl. <ENTER>) általában a gomb rövid (2 másodpercnél rövidebb) idejű lenyomását jelenti. A gomb hosszú idejű (kb. 2 másodpercig tartó) lenyomására a gomb szimbóluma utáni vonás (pl. <ENTER\_\_>) utal.

	<F1>: <F1__>:	Helyzetfüggő (a kijelzőn megjelenített) funkció, pl.: <F1>/[Menu]: A mérési beállítások menüpontjainak megnyitása
	<F2>: <F2__>:	<F2>/[Menu]: A rendszerbeállítások menüpontjainak megnyitása
	<On/Off>:	A mérőműszer ki-/bekapcsolása
	<M>:	A mérendő mennyiségek megválasztása
	<CAL>: <CAL__>:	A kalibrálási eljárás behívása A kalibrálási adatok kijelzése
	<STO>: <STO__>:	A mért érték manuális mentése Automatikus mentés konfigurálása és indítása
	<RCL>: <RCL__>:	A manuálisan mentett mérési értékek megjelenítése Az automatikusan mentett mérési értékek megjelenítése
	<▲><▼>:	Menüvezérlés, navigáció
	<ENTER>: <ENTER__>:	A mérési beállítások menüpontjainak megnyitása / A bevitt adatok nyugtázása A rendszerbeállítások menüpontjainak megnyitása
	<AR>:	A mért érték befagyasztása (HOLD funkció) AutoRead-mérés ki-/bekapcsolása

**Kijelző**

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Állapotinformációk                                |
| 2 | Mért érték (mértékegységgel)                      |
| 3 | Mérendő mennyiség                                 |
| 4 | A mért érték folyamatos ellenőrzése (CMC-funkció) |
| 5 | Az érzékelő jele (kalibráció kiértékelése)        |
| 6 | A hőmérséklet mért értéke (mértékegységgel)       |
| 7 | További állapotinformációk                        |
| 8 | Softkey gombok és dátum/óraidő                    |

**Foglalatok mezője / Csatlakozók**

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1 | pH-elektróda                     |
| 2 | Referenciaelektróda              |
| 3 | A hőmérséklet mérőérzékelője     |
| 4 | 'B' USB-port (Device)            |
| 5 | Csatlakozási hely szervizcélokra |

**Első használatkor**

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Helyezze be a készülékkal együtt szállított elemeket.<br>Ügyeljen a helyes polaritásra. |
| 2 | Kapcsolja be a mérőműszert az <On/Off> gombbal.   |

**Figyelmeztetés**

Tartsa be az alkalmazott érzékelők biztonsági utasításait.  
Az érzékelők kezelési utasításai megtalálhatók a készülékkel együtt kapott CD-lemezen és az interneten a [www.WTW.com](http://www.WTW.com) honlapon.

## pH 3310

### Descrizione generale

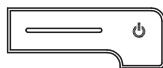
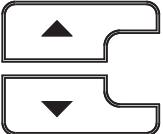
Con l'apparecchio di misurazione pH 3310 si possono effettuare misurazioni in modo rapido e affidabile (pH).

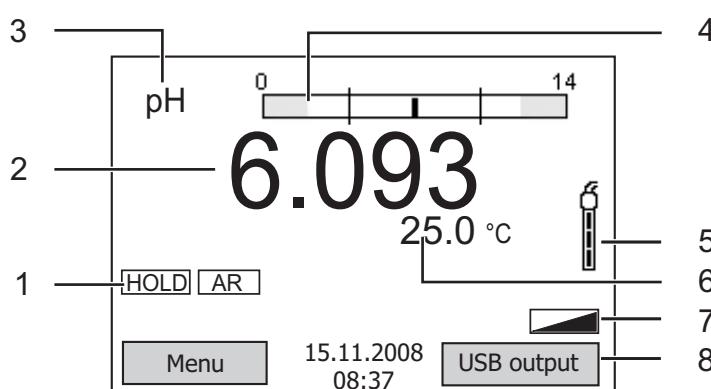
Esso pH 3310 offre il massimo in fatto di comfort di comando, affidabilità e sicurezza di misurazione.

### Tastiera

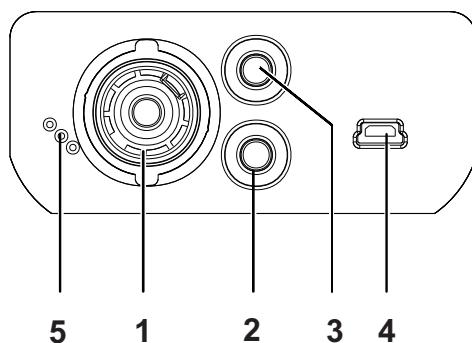
I tasti sono rappresentati tra parentesi angolate <..>.

Il simbolo dei tasti (ad es. <ENTER>) indica di regola una breve pressione (inferiore a 2 secondi). La pressione prolungata (circa 2 secondi) è rappresentata da un trattino posto dopo il simbolo (ad es. <ENTER\_>).

	<b>&lt;F1&gt;:</b>	Funzione a seconda della situazione (visualizzata sul display) ad es.: <b>&lt;F1_&gt;:</b>
	<b>&lt;F2&gt;:</b>	<b>&lt;F1&gt;/[Menu]:</b> Apertura del menu per le impostazioni della misurazione <b>&lt;F1_&gt;/[Menu]:</b> Apertura del menu per le impostazioni del sistema
	<b>&lt;ON/OFF&gt;:</b>	Accensione/spegnimento dello strumento di misurazione
	<b>&lt;M&gt;:</b>	Selezione dell'unità di misurazione
	<b>&lt;CAL&gt;:</b>	Richiamo della procedura di calibrazione <b>&lt;CAL_&gt;:</b> Visualizzazione dei dati di calibrazione
	<b>&lt;STO&gt;:</b>	Memorizzazione manuale del valore della misurazione <b>&lt;STO_&gt;:</b> Configurazione e avvio della memorizzazione automatica
	<b>&lt;RCL&gt;:</b> <b>&lt;RCL_&gt;:</b>	Visualizzazione dei valori di misurazione memorizzati manualmente Visualizzazione dei valori di misurazione memorizzati automaticamente
	<b>&lt;▲&gt;&lt;▼&gt;:</b>	Gestione menu, navigazione
	<b>&lt;ENTER&gt;:</b> <b>&lt;ENTER_&gt;:</b>	Apertura del menu per le impostazioni della misurazione / conferma immissioni Apertura del menu per le impostazioni del sistema
	<b>&lt;AR&gt;:</b>	Blocco del valore di misurazione (funzione HOLD) Inserimento/disinserimento della misurazione AutoRead

**Display**

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Informazioni di stato                                       |
| 2 | Valore di misurazione (con unità)                           |
| 3 | Unità di misurazione  |
| 4 | Continuo controllo dei valori di misurazione (funzione CMC) |
| 5 | Icona del sensore (valutazione della calibrazione)          |
| 6 | Valore di misurazione della temperatura (con unità)         |
| 7 | Altre informazioni di stato                                 |
| 8 | Softkey e data/ora  |

**Pannello prese /allacciamenti**

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1 | Elettrodo pH               |
| 2 | Elettrodo di riferimento   |
| 3 | Sensore di temperatura     |
| 4 | Interfaccia USB-B (Device) |
| 5 | Interfaccia di servizio    |

**Prima messa in funzione**

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Introdurre le batterie fornite in dotazione. prestando attenzione alla corretta polarità. |
| 2 | Accendere lo strumento di misurazione con il tasto <ON/OFF>.                              |

**Attenzione**

Osservare le avvertenze di sicurezza relative ai sensori utilizzati.

Le istruzioni per l'uso dei sensori sono contenute nel CD fornito in dotazione oppure si trovano alla pagina [www.WTW.com](http://www.WTW.com).

## pH 3310

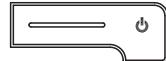
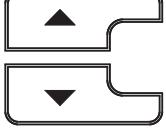
### 概要

この測定器 pH 3310 は、すばやく正確に（pH）を測定することができます。測定器 pH 3310 は、最大限の操作快適性、信頼性および測定確実性を提供します。

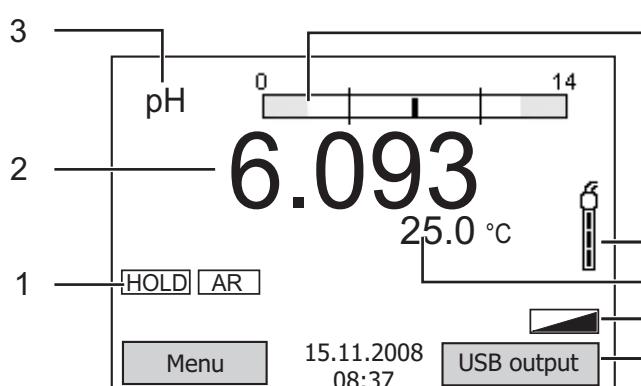
### キーパッド

個々のキー名は山括弧 <..> に入れて表記されています。

キーシンボル（例：<ENTER>）は原則として短く押すものとします（2秒未満）。長く押す（約2秒）場合は、キーシンボルの後ろにアンダーバーを付けています（例：<ENTER\_>）。

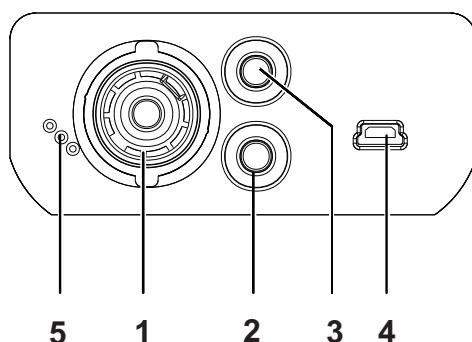
	<F1>: <F1_>:	状況に応じた機能（ディスプレイに表示） 例： <F1>/[Menu]: 測定設定メニューを開く <F1_>/[Menu]: システム設定メニューを開く
	<F2>: <F2_>:	
	<On/Off>:	測定器をオン / オフする
	<M>:	測定量を選択する
	<CAL>: <CAL_>:	キャリブレーション手順を呼び出す キャリブレーションデータを表示する
	<STO>: <STO_>:	測定値を手動保存する 自動保存を設定し、開始する
	<RCL>: <RCL_>:	手動保存した測定値を表示する 自動保存した測定値を表示する
	<▲><▼>:	メニュー制御、ナビゲーション
	<ENTER>: <ENTER_>:	測定設定メニューを開く / 入力を確定する システム設定メニューを開く
	<AR>:	測定値をフリーズする（HOLD機能） AutoRead 測定をオン / オフする

## ディスプレイ



1	ステータス情報
2	測定値 ( 単位付き )
3	測定量
4	連続測定値点検 ( CMC 機能 )
5	センサーシンボル ( キャリブレーション評価 )
6	温度測定値 ( 単位付き )
7	その他のステータス情報
8	ソフトキーおよび日付 / 時刻

## ソケットエリア / 接続部



1	pH 電極
2	基準電極
3	温度センサー
4	USB-B インターフェース ( デバイス )
5	サービスインターフェース

## 初回使用時

- |   |   |
|---|---|
| 1 | 同梱の電池を装着します。<br>その際、プラス極 / マイナス極を確認して正しく装着してください。 |
| 2 | 測定器をキー <On/Off> でオンにします。                          |

## 注意

使用しているセンサーの安全に関する注意事項を順守してください。  
センサーの取扱説明書は、同梱の CD に収録されています。  
また [www.WTW.com] で閲覧することもできます。



## pH 3310

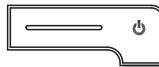
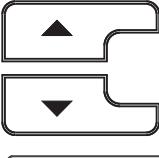
### 개요

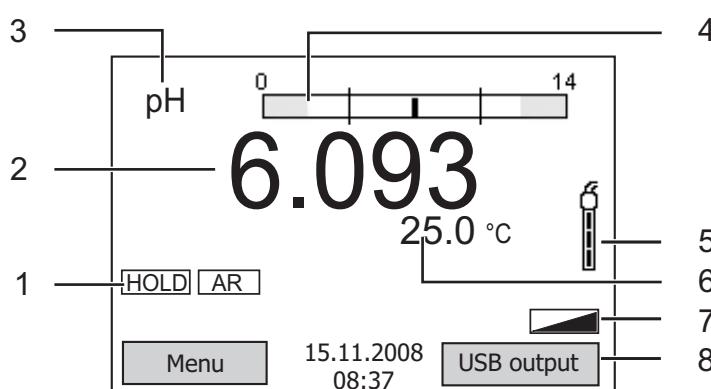
측정기 pH 3310 을 이용하면 빠르고 정확한 측정 (pH) 이 가능합니다 .  
측정기 pH 3310 은 뛰어난 조작 편이성과 신뢰성 , 그리고 정확성을 자랑합니다 .

### 키패드

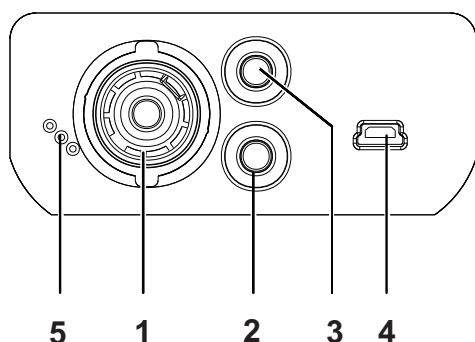
키는 꺾쇠 팔호 <..> 로 표시됩니다 .

키 심볼(예: <ENTER>)은 일반적으로 짧게 누르는 것을 의미합니다(2 초이내).  
길게 눌러야 하는 경우 ( 약 2 초 ) 에는 키 심볼 뒤에 밑줄이 표시됩니다 ( 예 :  
<ENTER\_>).

	<b>&lt;F1&gt;:</b> 상황 관련 기능 ( 디스플레이에 표시됨 ) <b>&lt;F1<u>_</u>&gt;:</b> 예 :
	<b>&lt;F2&gt;:</b> <F1>/[Menu]: 측정 설정을 위한 메뉴 열기 <b>&lt;F2<u>_</u>&gt;:</b> <F1 <u>_</u>
	<b>&lt;On/Off&gt;:</b> 측정기 켜기 / 끄기
	<b>&lt;M&gt;:</b> 측정량 선택하기
	<b>&lt;CAL&gt;:</b> 캘리브레이션 절차 불러오기 <b>&lt;CAL<u>_</u>&gt;:</b> 캘리브레이션 데이터 표시하기
	<b>&lt;STO&gt;:</b> 측정값 수동으로 저장하기 <b>&lt;STO<u>_</u>&gt;:</b> 자동 저장 설정하고 시작하기
	<b>&lt;RCL&gt;:</b> 수동으로 저장한 측정값 표시하기 <b>&lt;RCL<u>_</u>&gt;:</b> 자동으로 저장된 측정값 표시하기
	<b>&lt;▲&gt;&lt;▼&gt;:</b> 메뉴 조작 , 방향 설정
	<b>&lt;ENTER&gt;:</b> 측정 설정을 위한 메뉴 열기 / 입력 확인하기 <b>&lt;ENTER<u>_</u>&gt;:</b> 시스템 설정을 위한 메뉴 열기
	<b>&lt;AR&gt;:</b> 측정값 정지시키기 (HOLD - 기능 ) AutoRead- 측정 켜기 / 끄기

**디스플레이**

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1 | 상태 정보                  |
| 2 | 측정값 ( 단위 포함 )          |
| 3 | 측정량                    |
| 4 | 지속적 측정값 감시 (CMC- 기능 )  |
| 5 | 센서 심볼<br>( 캘리브레이션 평가 ) |
| 6 | 온도 측정값 ( 단위 포함 )       |
| 7 | 기타 상태 정보               |
| 8 | 소프트키 및 날짜 / 시간         |

**소켓패널 / 연결포트**

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1 | pH 전극                 |
| 2 | 기준전극                  |
| 3 | 온도측정기                 |
| 4 | USB-B- 인터페이스 (Device) |
| 5 | 서비스 인터페이스             |

**최초 사용**

- |   |  |
|---|--|
| 1 | 함께 제공되는 배터리를 삽입하십시오 .<br>이때 올바른 극성에 유의하십시오 . |
| 2 | <On/Off> 키를 눌러 측정기를 켜십시오 .                   |

**주의**

사용된 센서의 주의사항에 유의하십시오 .  
센서에 관한 사용설명서는 함께 제공되는 CD 또는 홈페이지  
[www.WTW.com](http://www.WTW.com)에서 찾아볼 수 있습니다 .



## pH 3310

### Overzicht

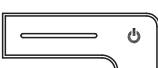
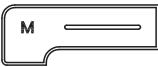
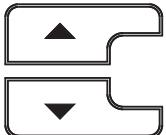
Met het meetapparaat pH 3310 kunt u snel en betrouwbaar metingen (pH) uitvoeren.

Het meetapparaat pH 3310 biedt een maximum aan bedieningscomfort, betrouwbaarheid en meetzekerheid.

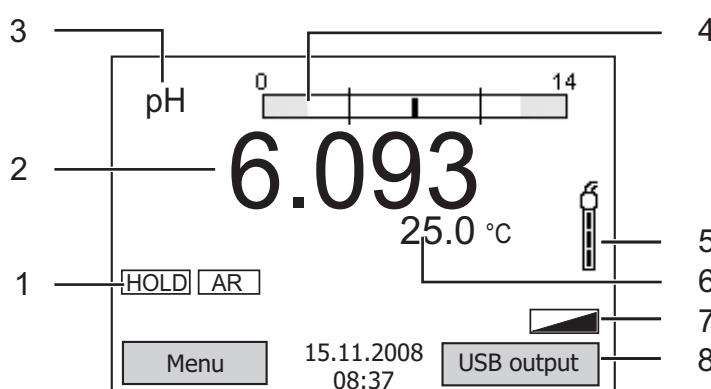
### Keypad

Toetsen worden door puntige haakjes <..> aanschouwelijk gemaakt.

Het toetssymbool (bijv. <ENTER>) betekent over het algemeen een korte druk op de toets (korter dan 2 sec). Een langere druk op de toets (ca. 2 sec) wordt door een streep achter het toetssymbool (bijv. <ENTER\_\_>) aanschouwelijk gemaakt.

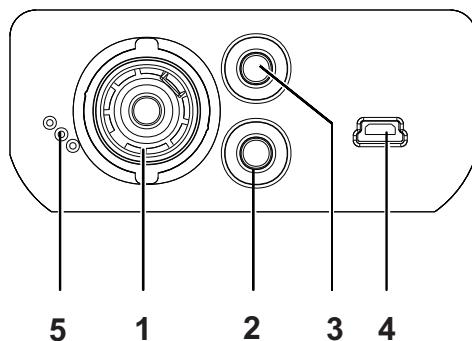
	<F1>: <F1__>:	Situatieafhankelijke functie (wordt op het display weergegeven) bijv.: <F1>/[Menu]: Menu voor meetinstellingen openen <F1__>/[Menu]: Menu voor systeemininstellingen openen
	<F2>: <F2__>:	
	<On/Off>:	Meettoestel in-/uitschakelen
	<M>:	Meetgrootte selecteren
	<CAL>: <CAL__>:	Kalibreermethode oproepen Kalibreergegevens weergeven
	<STO>: <STO__>:	Meetwaarde handmatig opslaan Automatische opslag configureren en starten
	<RCL>: <RCL__>:	Handmatig opgeslagen meetwaarden weergeven Automatisch opgeslagen meetwaarden weergeven
	<▲><▼>:	Menubesturing, navigatie
	<ENTER>: <ENTER__>:	Menu voor meetinstellingen openen / invoer bevestigen Menu voor systeemininstellingen openen
	<AR>:	Meetwaarde bevriezen (HOLD - functie) AutoRead-meting in-/uitschakelen

## Display



- |   |   |
|---|---|
| 1 | Statusinformatie                          |
| 2 | Meetwaarde (met eenheid)                  |
| 3 | Meetgrootte                               |
| 4 | Continue meetwaardecontrole (CMC-functie) |
| 5 | Sensorsymbool (kalibreerevaluatie)        |
| 6 | Temperatuur-meetwaarde (met eenheid)      |
| 7 | Verdere statusinformatie                  |
| 8 | Softkeys en datum/tijd                    |

## Bussenveld / aansluitingen



- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 | pH-elektrode             |
| 2 | Referentie-elektrode     |
| 3 | Temperatuurmeetvoeler    |
| 4 | USB-B-interface (Device) |
| 5 | Service-interface        |

## Eerste inbedrijfname

- 1 De meegeleverde batterijen plaatsen.  
Let daarbij op de juiste polariteit.
- 2 Meettoestel met de toets <On/Off> inschakelen.



### Voorzichtig

Neem de veiligheidsaanwijzingen voor de gebruikte sensoren in acht.  
De handleidingen voor de sensoren vindt u op de meegeleverde cd en op internet op [www.WTW.com](http://www.WTW.com).

## pH 3310

### Oversikt

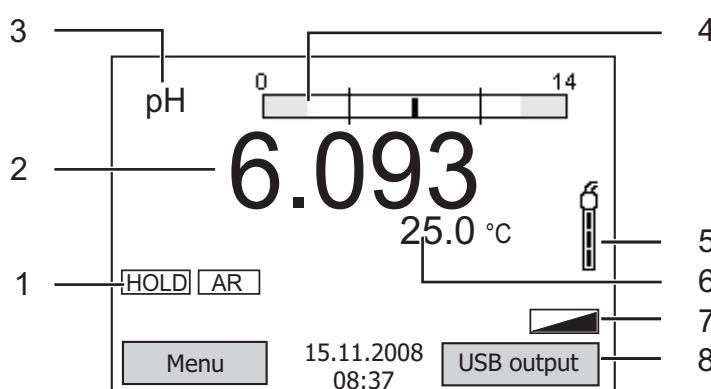
Med måleren pH 3310 kan du utføre raske og pålitelige målinger (pH). Med måleren pH 3310 er du sikret maksimal betjeningskomfort, pålitelighet og målenøyaktighet.

### Knapper

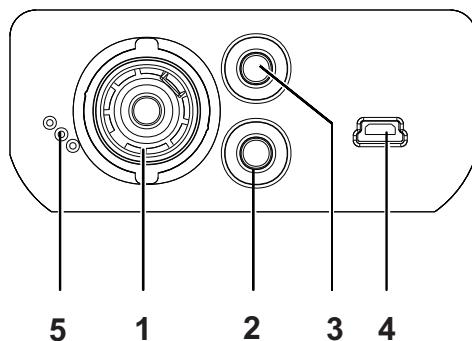
Knappene vises av hakeparenteser <..>.

Knappsymbolet (for eksempel <ENTER>) betyr vanligvis et kort trykk på knappen (under to sekunder). Et langt knappetrykk (ca. 2 sek) vises av en strek under knappesymbolet (f.eks. <ENTER\_\_>).

	<F1>: <F1__>:	Situasjonsavhengig funksjon (vises på displayet), for eksempel.: <F1>/[Menu]: Åpne menyen for måleinnstillingar <F1__>/[Menu]: Åpne menyen for systeminnstillingar
	<On/Off>:	Slå måleren på/av
	<M>:	Velge målestørrelse
	<CAL>: <CAL__>:	Hente frem kalibreringsprosedyren Vise kalibreringsdata
	<STO>: <STO__>:	Lagre måleverdien manuelt Konfigurere og starte automatisk lagring
	<RCL>: <RCL__>:	Vise manuelt lagrede måleverdier Vise automatisk lagrede måleverdier
	<▲><▼>:	Menystyring, navigering
	<ENTER>: <ENTER__>:	Åpne menyen for måleinnstillinger / Bekrefte inntasting Åpne menyen for systeminnstillinger
	<AR>:	Fryse måleverdi (HOLD-funksjon) Slå AutoRead-måling på/av

**Display**

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Statusinformasjon                             |
| 2 | Måleverdi (med enhet)                         |
| 3 | Målestørrelse                                 |
| 4 | Kontinuerlig måleverdikontroll (CMC-funksjon) |
| 5 | Følersymbol (kalibreringsanalyse)             |
| 6 | Temperaturmåleverdi (med enhet)               |
| 7 | Mer statusinformasjon                         |
| 8 | Programtaster og dato/tid                     |

**Kontaktpanel/tilkoblinger**

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1 | pH-elektrode               |
| 2 | Referanseelektrode         |
| 3 | Temperaturmåleføler        |
| 4 | USB-B-grensesnitt (Device) |
| 5 | Servicegrensesnitt         |

**Første gangs bruk**

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Sett inn batteriene som fulgte med.<br>Pass på riktig polaritet. |
| 2 | Slå på måleren med knappen <On/Off> .                            |



**Forsiktig**  
Les sikkerhetsinstruksene for følerne som brukes.  
Du finner bruksanvisning for følerne på CD-platen som fulgte med og på nettsiden [www.WTW.com](http://www.WTW.com).

## pH 3310

### Informacje ogólne

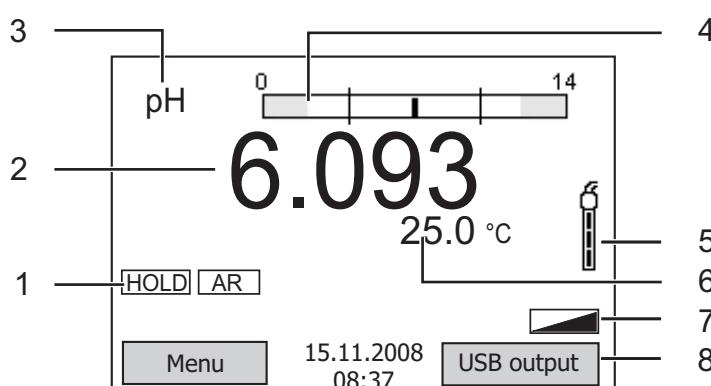
Za pomocą urządzenia pomiarowego pH 3310 można szybko i niezawodnie wykonywać pomiary (pH).

Urządzenie pomiarowe pH 3310 zapewnia najwyższy poziom komfortu obsługi, niezawodności i dokładności pomiarowej.

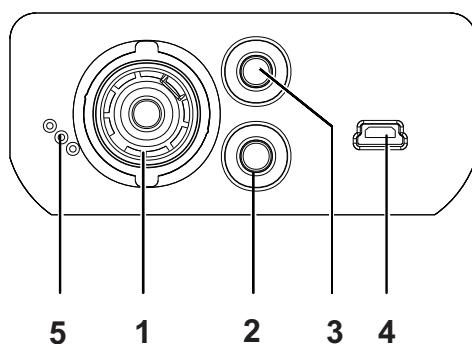
### Klawiatura

Nazwy klawiszy umieszczone w nawiasach ostrokatnych <...>. Symbol klawisza (n p. <ENTER>) oznacza zasadniczo obsługę krótkie naciśnięcie klawisza (poniżej 2 s). Długie naciśnięcie klawisza (ok. 2 s) wskazywane jest za pomocą kreski za symbolem klawisza (n p. <ENTER\_>).

	<b>&lt;F1&gt;:</b>	Funkcja zależna od sytuacji (jest wyświetlana na wyświetlaczu) n p.: <b>&lt;F1_&gt;:</b>
	<b>&lt;F2&gt;:</b>	<b>&lt;F2_&gt;:</b>
	<b>&lt;On/Off&gt;:</b>	Włączanie/wyłączanie miernika
	<b>&lt;M&gt;:</b>	Wybór mierzonej wielkości
	<b>&lt;CAL&gt;:</b>	Uruchamianie procedury kalibracji <b>&lt;CAL_&gt;:</b>
	<b>&lt;STO&gt;:</b>	Ręczne zapisywania wartości pomiaru <b>&lt;STO_&gt;:</b>
	<b>&lt;RCL&gt;:</b>	Wyświetlanie zapisanych ręcznie wartości pomiarowych <b>&lt;RCL_&gt;:</b>
	<b>&lt;▲&gt;&lt;▼&gt;:</b>	Sterowanie menu, nawigacja
	<b>&lt;ENTER&gt;:</b>	Otwieranie menu ustawień pomiaru/potwierdzanie wpisów <b>&lt;ENTER_&gt;:</b>
	<b>&lt;AR&gt;:</b>	Wstrzymywanie wartości pomiaru (funkcja HOLD) Włączanie/wyłączanie pomiaru AutoRead

**Wyświetlacz**

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Informacje statusu                             |
| 2 | Wartość pomiaru (z jednostką)                  |
| 3 | Mierzona wielkość                              |
| 4 | Ciągła kontrola wartości pomiaru (funkcja CMC) |
| 5 | Symbol czujnika (ocena kalibracji)             |
| 6 | Wartość pomiaru temperatury (z jednostką)      |
| 7 | Dalsze informacje statusu                      |
| 8 | Przyciski programowe oraz data/godzina         |

**Panel gniazd/przyłącza**

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 | Elektroda pH             |
| 2 | Elektroda referencyjna   |
| 3 | Czujnik temperatury      |
| 4 | Interfejs USB B (Device) |
| 5 | Złącze serwisowe         |

**Uruchamianie po raz pierwszy**

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Włożyć załączone baterie.<br>Zwracać przy tym uwagę na prawidłowe ustawienie biegunków. |
| 2 | Włączyć miernik za pomocą klawisza <On/Off>.  |

**Uwaga**

Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa dot. stosowanych czujników.  
Instrukcje obsługi czujników można znaleźć na załączonym dysku CD oraz w Internecie pod adresem [www.WTW.com](http://www.WTW.com).

## pH 3310

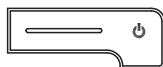
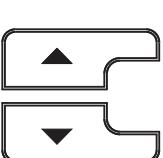
### Visão geral

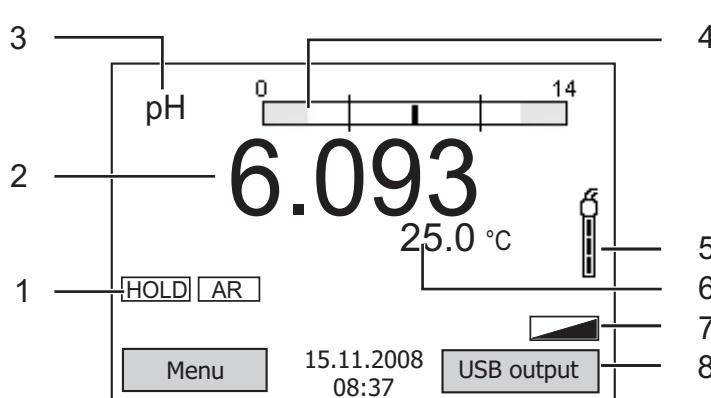
Com o aparelho de medição pH 3310, pode efectuar medições (pH) de forma rápida e fiável.

O aparelho de medição pH 3310 proporciona um conforto de utilização, fiabilidade e segurança de medição máximos.

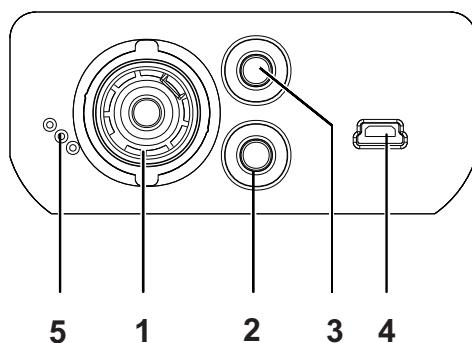
### Teclado

As teclas encontram-se exemplificadas através de parênteses angulares <..>. O símbolo de tecla (por ex. <ENTER>) significa geralmente uma breve pressão na tecla (menos de 2 s). Uma pressão prolongada na tecla (aprox. 2 s) encontra-se exemplificada através de um traço de sublinhado depois do símbolo de tecla (por ex. <ENTER>).

	<b>&lt;F1&gt;:</b>	Função consoante a situação (é apresentada no visor) p ex.: <F1>/[Menu]: Abrir menu para configurações de medição
	<b>&lt;F2&gt;:</b>	<F2>/[Menu]: Abrir menu para configurações do sistema
	<b>&lt;On/Off&gt;:</b>	Ligar/desligar aparelho de medição
	<b>&lt;M&gt;:</b>	Seleccionar grandeza a medir
	<b>&lt;CAL&gt;:</b>	Chamar processo de calibração
	<b>&lt;CAL&gt;:</b>	Visualizar dados de calibração
	<b>&lt;STO&gt;:</b>	Memorizar manualmente o valor medido
	<b>&lt;STO&gt;:</b>	Configurar e iniciar a memorização automática
	<b>&lt;RCL&gt;:</b>	Apresentar os valores medidos memorizados manualmente
	<b>&lt;RCL&gt;:</b>	Apresentar os valores medidos memorizados automaticamente
	<b>&lt;▲&gt;&lt;▼&gt;:</b>	Comando por menu, navegação
	<b>&lt;ENTER&gt;:</b>	Abrir menu para configurações de medição / confirmar entradas
	<b>&lt;ENTER&gt;:</b>	Abrir menu para configurações do sistema
	<b>&lt;AR&gt;:</b>	Congelar valor medido (função HOLD)
		Ligar/desligar medição AutoRead

**Visor**

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Informações de estado                          |
| 2 | Valor medido (com unidade)                     |
| 3 | Grandeza medida                                |
| 4 | Controlo contínuo do valor medido (função CMC) |
| 5 | Símbolo de sensor (avaliação da calibração)    |
| 6 | Valor medido da temperatura (com unidade)      |
| 7 | Outras informações de estado                   |
| 8 | Softkeys e data/hora                           |

**Painel de tomadas /ligações**

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1 | Eléctrodo pH                     |
| 2 | Eléctrodo de referência          |
| 3 | Sensor de medição da temperatura |
| 4 | Interface USB-B (Device)         |
| 5 | Interface de manutenção          |

**Primeira colocação em funcionamento**

- Inserir as pilhas fornecidas juntamente com o aparelho. Aqui, tenha em atenção a polaridade correcta.
- Ligar o aparelho de medição através da tecla <On/Off> .

**Atenção**

Respeite as indicações de segurança relativas aos sensores utilizados. As instruções de utilização dos sensores encontram-se no CD fornecido juntamente ou na Internet em [www.WTW.com](http://www.WTW.com).

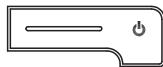
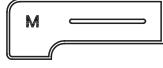
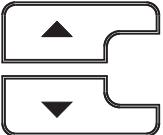
## pH 3310

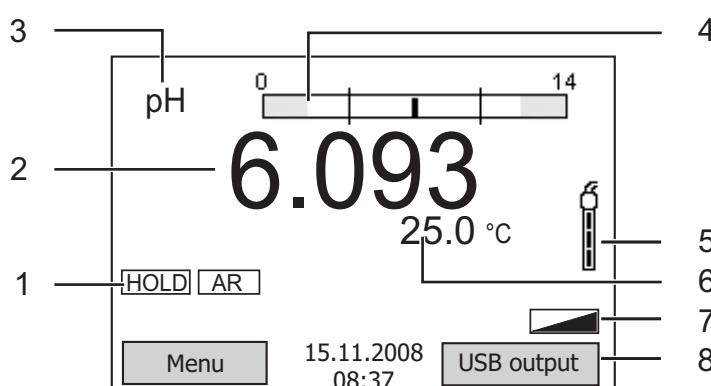
### Vedere de ansamblu

Cu instrumentul de măsură pH 3310 puteți efectua rapid și sigur măsurători(pH). Instrumentul de măsură pH 3310 oferă maximum de ușurință la utilizare, siguranță și precizie.

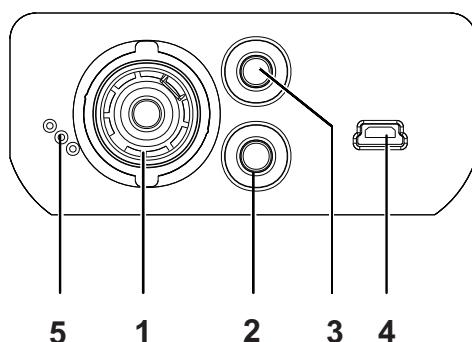
### Tastatura

Tastele sunt reprezentate prin paranteze în unghi <..>. Simbolul tastei (de exemplu <ENTER>) semnifică în general o apăsare scurtă a tastei (mai puțin de 2 sec). O apăsare lungă a tastei (cca. 2 sec) este reprezentată printr-o liniuță după simbolul tastei (de ex. <ENTER\_>).

	<F1>: <F1_>:	Funcție dependentă de context (este afișată pe Display) de exemplu: <F1>/[Menu]: Deschiderea meniului pentru reglarea măsurătorilor
	<F2>: <F2_>:	<F2>/[Menu]: Deschiderea meniului pentru reglarea sistemului
	<On/Off>:	Conectarea/deconectarea instrumentului de măsură
	<M>:	Selectarea valorilor de măsurare
	<CAL>: <CAL_>:	Accesarea procedeului de calibrare Afișarea datelor de calibrare
	<STO>: <STO_>:	Salvarea manuală a valorii măsurate Configurarea și inițierea salvării automate
	<RCL>: <RCL_>:	Afișarea valorilor salvate manual Afișarea valorilor salvate automat
	<▲><▼>:	Gestionarea meniului, navigare
	<ENTER>: <ENTER_>:	Deschiderea meniului pentru reglarea măsurătorilor / Confirmarea intrărilor Deschiderea meniului pentru reglarea sistemului
	<AR>:	Blocarea valorii măsurate (funcția HOLD) Activarea / dezactivarea măsurătorii AutoRead

**Display**

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Informații status  |
| 2 | Valoare măsurată (cu aparat)                             |
| 3 | Mărimea de măsurare                                      |
| 4 | Verificarea constantă a valorilor măsurate (funcția CMC) |
| 5 | Simbolul senzorului (evaluarea calibrării)               |
| 6 | Valoarea temperaturii (cu aparat)                        |
| 7 | Alte informații status                                   |
| 8 | Taste funcționale și data/ora                            |

**Zona fișelor /Conexiuni**

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Electrod pH                       |
| 2 | Electrod de referință             |
| 3 | Senzor de măsurare a temperaturii |
| 4 | Interfață USB-B (dispozitiv)      |
| 5 | Interfață service                 |

**Punerea inițială în funcțiune**

- 1 Montați bateriile livrate odată cu instrumentul de măsură. Atenție la polaritate.
- 2 Porniți instrumentul de măsură cu tasta <On/Off> .

**Atenție**

Respectați recomandările de siguranță pentru senzorii utilizați. Instrucțiunile de utilizare a senzorilor sunt disponibile pe CD-ul livrat cu instrumentul de măsură sau pe Internet, la adresa [www.WTW.com](http://www.WTW.com).



## рН 3310

### Обзор

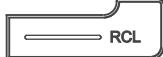
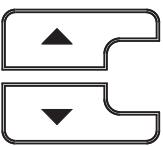
Этот прибор pH 3310 позволяет быстро и надёжно выполнить различные измерения (значение pH).

Измерительный прибор pH 3310 обеспечивает максимум удобства, надёжности и точности в работе.

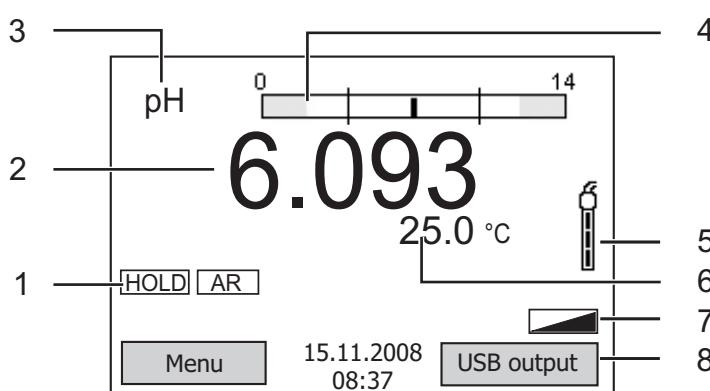
### Кнопочная панель

Названия кнопок выделены угловыми скобками <..>.

Значок кнопки (например, <ENTER>) означает короткое нажатие кнопки (менее 2 с). Продолжительное нажатие кнопки (ок. 2 с) обозначается знаком подчёркивания вслед за значком кнопки (например <ENTER>).

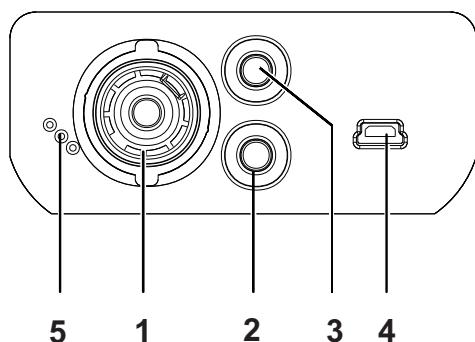
	<b>&lt;F1&gt;:</b>	Функция, зависящая от ситуации (отображается на дисплее), например: <b>&lt;F1&gt;/[Menu]:</b> Открыть меню настроек измерения
	<b>&lt;F1__&gt;:</b>	
	<b>&lt;F2&gt;:</b>	
	<b>&lt;F2__&gt;:</b>	Продолжительное нажатие кнопки (ок. 2 с) обозначается знаком подчёркивания вслед за значком кнопки (например < <u>F2</u> >).
	<b>&lt;On/Off&gt;:</b>	Включить/выключить измерительный прибор
	<b>&lt;M&gt;:</b>	Выбрать измеряемый параметр
	<b>&lt;CAL&gt;:</b>	Вызвать способ калибровки
	<b>&lt;CAL__&gt;:</b>	Показать калибровочные данные
	<b>&lt;STO&gt;:</b>	Сохранить результат измерения вручную
	<b>&lt;STO__&gt;:</b>	Настроить и запустить автоматическое сохранение
	<b>&lt;RCL&gt;:</b>	Показать результаты измерения, сохраненные вручную
	<b>&lt;RCL__&gt;:</b>	Показать результаты измерения, сохраненные в автоматическом режиме
	<b>&lt;▲&gt;&lt;▼&gt;:</b>	Управление меню, навигация
	<b>&lt;ENTER&gt;:</b>	Открыть меню настроек измерения/подтвердить ввод значений
	<b>&lt;ENTER__&gt;:</b>	Открыть меню системных настроек
	<b>&lt;AR&gt;:</b>	Удержание результата измерения (функция HOLD) Включить/выключить измерение AutoRead

## Дисплей



- |   |   |
|---|---|
| 1 | Информация о статусе                                      |
| 2 | Результат измерения<br>(с единицей измерения)             |
| 3 | Измеряемый параметр                                       |
| 4 | Непрерывный контроль результатов измерения (функция СМС)  |
| 5 | Символ датчика<br>(обработка калибровочных данных)        |
| 6 | Результат измерения температуры<br>(с единицей измерения) |
| 7 | Дополнительная информация о статусе                       |
| 8 | Программируемые клавиши и дата/<br>время                  |

## Гнёзда/разъёмы



- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1 | pH-электрод               |
| 2 | Опорный электрод          |
| 3 | Термодатчик               |
| 4 | Разъём USB-B (устройство) |
| 5 | Служебный интерфейс       |

## Первый ввод в эксплуатацию

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Вставьте батарейки (входят в комплект поставки).<br>При установке соблюдайте полярность. |
| 2 | Включите прибор с помощью кнопки <On/Off>.   |



### Осторожно

Соблюдайте указания по технике безопасности для используемых датчиков.

Руководства по эксплуатации датчиков см. на компакт-диске (входит в комплект поставки) и в интернете на [www.WTW.com](http://www.WTW.com).

## pH 3310

### Prehľad

Meračom pH 3310 môžete rýchlo a spoľahlivo merať (pH).

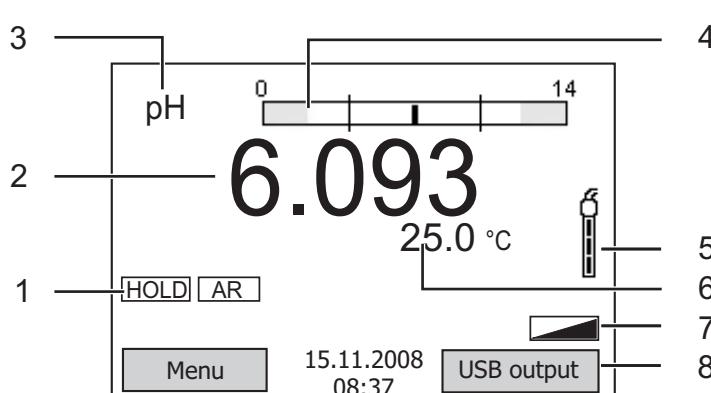
Merač pH 3310 ponúka v maximálnej miere komfort obsluhy a ovládania, spoľahlivosť a bezpečnosť merania.

### Tlačidlá

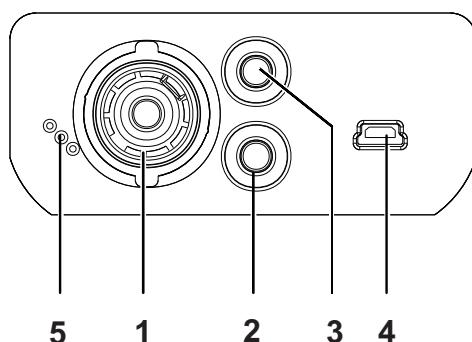
Tlačidlá sú označené špicatými zátvorkami <..>.

Tlačidlový symbol (napr. <ENTER>) všeobecne znamená krátké stlačenie tlačidla (kratšie než 2 s). Dlhé stlačenie tlačidla (cca 2 s) je znázornené čiarkou za symbolom tlačidla (napr. <ENTER>).

	<b>&lt;F1&gt;:</b>	Situáčne závislá funkcia (indikuje sa na displeji), napr.: <F1>/[Menu]: Otvorenie ponuky meračských nastavení
	<b>&lt;F1__&gt;:</b>	<F1__>/[Menu]: Otvorenie ponuky systémových nastavení
	<b>&lt;On/Off&gt;:</b>	Zapnutie/vypnutie prístroja
	<b>&lt;M&gt;:</b>	Voľba meranej veličiny
	<b>&lt;CAL&gt;:</b>	Vyvolanie kalibrácie
	<b>&lt;CAL__&gt;:</b>	Zobrazenie kalibračných údajov
	<b>&lt;STO&gt;:</b>	Ručné uloženie nameranej hodnoty
	<b>&lt;STO__&gt;:</b>	Nakonfigurovať a spustiť automatické ukladanie
	<b>&lt;RCL&gt;:</b>	Zobrazenie ručne uložených nameraných hodnôt
	<b>&lt;RCL__&gt;:</b>	Zobrazenie automaticky uložených nameraných hodnôt
	<b>&lt;▲&gt;&lt;▼&gt;:</b>	Nastavovanie a navigácia v ponukách
	<b>&lt;ENTER&gt;:</b>	Otvorenie ponuky meračských nastavení / potvrdenie zadania
	<b>&lt;ENTER__&gt;:</b>	Otvorenie ponuky systémových nastavení
	<b>&lt;AR&gt;:</b>	Zmrazenie nameranej hodnoty (funkcia HOLD) Zapnutie / vypnutie merania s automatickým odčítaním

**Displej**

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Stavové informácie                                  |
| 2 | Nameraná hodnota (s jednotkou)                      |
| 3 | Merná veličina                                      |
| 4 | Nepretržitá kontrola meranej veličiny (funkcia CMC) |
| 5 | Symbol senzora (vyhodnotenie kalibrácie)            |
| 6 | Teplota merania (s jednotkou)                       |
| 7 | Ďalšie stavové informácie                           |
| 8 | Programovateľné funkčné tlačidlá a dátum/čas        |

**Zásuvky / prípojky**

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1 | Elektróda pH               |
| 2 | Referenčná elektróda       |
| 3 | Teplotný senzor            |
| 4 | Rozhranie USB-B (prístroj) |
| 5 | Servisné rozhranie         |

**Prvé uvedenie do prevádzky**

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Vložte priložené batérie.<br>Dbajte pritom na správnu polaritu. |
| 2 | Zapnite merací prístroj tlačidlom <On/Off> .                    |

**Pozor**

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny pre použitie senzory.  
Návody na obsluhu senzorov nájdete na priloženom CD a na internete na adrese [www.WTW.com](http://www.WTW.com).



## pH 3310

### Översikt

Med mäteinstrumentet pH 3310 kan du utföra mätningar (av pH) snabbt och tillförlitligt.

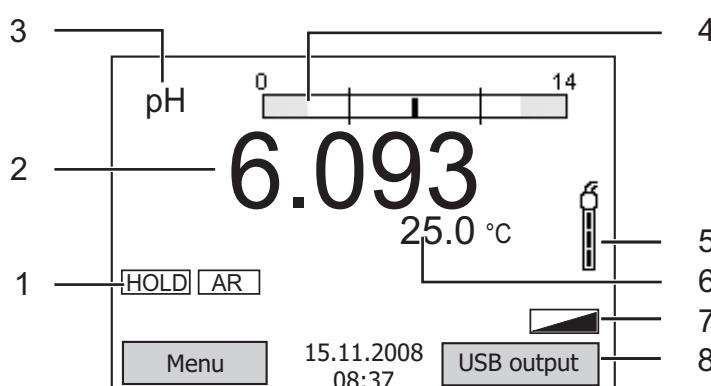
Mäteinstrumentet pH 3310 ger maximal manöverkomfort, tillförlitlighet och mätsäkerhet.

### Tangentbord

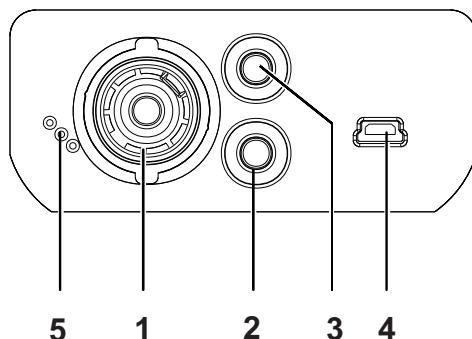
Knapparna åskådliggörs med spetsiga parenteser <..>.

Knappsymbolen (t.ex. <ENTER>) innebär generellt en kort knapptryckning (under 2 s). En lång knapptryckning (ca. 2 s) visas genom ett streck efter knappsymbolen (t.ex. <ENTER\_>).

	<F1>: <F1__>:	Situationsberoende funktion (visas på displayen) t.ex.: <F1>/[Menu]: Öppna menyn för mästinställningar <F1__>/[Menu]: Öppna menyn för systeminställningar
	<F2>: <F2__>:	
	<On/Off>:	På-/Frånslag av mäteinstrumentet
	<M>:	Välja mätstorhet
	<CAL>: <CAL__>:	Öppna kalibrering Visa kalibreringsdata
	<STO>: <STO__>:	Spara mätvärde manuellt Konfigurera och starta automatiskt sparande
	<RCL>: <RCL__>:	Visa manuellt sparade mätvärden Visa automatiskt sparade mätvärden
	<▲><▼>:	Menystyrning, navigering
	<ENTER>: <ENTER__>:	Öppna menyn för mästinställningar / bekräfta inmatningar Öppna menyn för systeminställningar
	<AR>:	Frysa mätvärde (HOLD - funktion) På/Frånslag av AutoRead-mätning

**Display**

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Statusinformation                             |
| 2 | Mätvärde (med enhet)                          |
| 3 | Mätstorhet                                    |
| 4 | Kontinuerlig mätvärdeskontroll (CMC-funktion) |
| 5 | Givarsymbol (kalibreringsberäkning)           |
| 6 | Temperaturmätvärde (med enhet)                |
| 7 | Mer statusinformation                         |
| 8 | Softkeys och datum/tid                        |

**Portområde/anslutningar**

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1 | pH-elektród               |
| 2 | Referenselektrod          |
| 3 | Temperaturmätgivare       |
| 4 | USB-B-gränssnitt (Device) |
| 5 | Service-gränssnitt        |

**Första driftsättning**

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Lägg i de medföljande batterierna.<br>Se till att de ligger åt rätt håll. |
| 2 | Slå på mästinstrumentet med <On/Off> -knappen.                            |

**Försiktig!**

Följ noga säkerhetsanvisningarna för givarna du ska använda.  
Bruksanvisningarna för givarna finns på medföljande CD och på Internet under [www.WTW.com](http://www.WTW.com).

## pH 3310

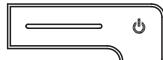
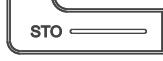
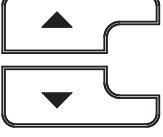
### Genel bakış

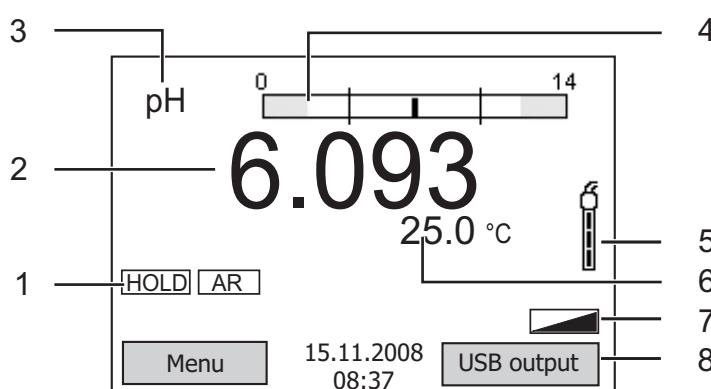
pH 3310 ölçüm cihazı ile hızlı ve güvenilir ölçümler (pH) yapabilirsiniz. Ölçüm cihazı pH 3310 maksimum kullanım konforu, güvenilirlik ve ölçüm hassasiyeti sunar.

### Tuş alanı

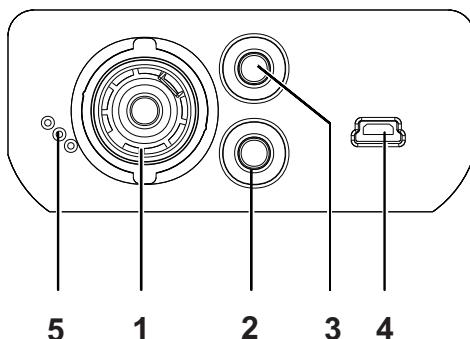
Tuşlar uçlarından görünür şekilde <..> kenetlenir.

Tuş simboli (örn. <ENTER>), genel olarak tuşa kısa bir şekilde basma anlamındadır (2 saniyeden az). Tuşa uzun basma (yaklaşık 2 saniye) tuş simbolünün altında bir çizgi (örn. <ENTER\_\_>) ile gösterilir.

	<b>&lt;F1&gt;:</b> Duruma bağlı fonksiyon (ekranda gösterilir) örn.: <b>&lt;F1__&gt;:</b> <F1>/[Menu]: Ölçüm ayarları için menünün açılması
	<b>&lt;F2&gt;:</b> <F2>/[Menu]: Sistem ayarları için menünün açılması <b>&lt;F2__&gt;:</b>
	<b>&lt;On/Off&gt;:</b> Ölçüm cihazının açılması/kapatılması
	<b>&lt;M&gt;:</b> Ölçülen değişkenin seçilmesi
	<b>&lt;CAL&gt;:</b> Kalibrasyon yönteminin çağrılması <b>&lt;CAL__&gt;:</b> Kalibrasyon verilerinin gösterilmesi
	<b>&lt;STO&gt;:</b> Ölçüm değerinin manuel olarak kaydedilmesi <b>&lt;STO__&gt;:</b> Otomatik kaydın konfigüre edilmesi ve başlatılması
	<b>&lt;RCL&gt;:</b> Manuel kaydedilen ölçüm değerlerinin görüntülenmesi <b>&lt;RCL__&gt;:</b> Otomatik kaydedilen ölçüm değerlerinin görüntülenmesi
	<b>&lt;▲&gt;&lt;▼&gt;:</b> Menü kontrolü, navigasyon
	<b>&lt;ENTER&gt;:</b> Ölçüm ayarları için menünün açılması / girişlerin onaylanması <b>&lt;ENTER__&gt;:</b> Sistem ayarları için menünün açılması
	<b>&lt;AR&gt;:</b> Ölçüm değerinin dondurulması (HOLD - fonksiyonu) AutoRead ölçümünün açılması/kapatılması

**Ekran**

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Durum bilgileri                                |
| 2 | Ölçüm değeri (birimli)                         |
| 3 | Ölçülen değişken                               |
| 4 | Sürekli ölçüm değeri kontrolü (CMC-fonksiyonu) |
| 5 | Sensör simgesi (kalibrasyon değerlemesi)       |
| 6 | Sıcaklık ölçüm değeri (birimli)                |
| 7 | Diğer durum bilgileri                          |
| 8 | Orta menü tuşları ve tarih/saat                |

**Jak sahası /bağlantıları**

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1 | pH elektrodu               |
| 2 | Referans elektrot          |
| 3 | Sıcaklık ölçüm hissedicisi |
| 4 | USB-B-arabirim (cihaz)     |
| 5 | Servis arabirim            |

**İlk kullanım**

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Beraberinde verilen piller yerleştirilmelidir.<br>Doğu şekilde yerleştirilmesine dikkat ediniz |
| 2 | <On/Off> tuşu ile ölçüm cihazı açılır.   |

**Dikkat**

Kullanılan sensörler için güvenlik uyarılarını dikkate alınız.  
Sensörlere ilişkin kullanım kılavuzlarını beraberinde verilen CD'de veya  
internette bulabilirsiniz: [www.WTW.com](http://www.WTW.com) adresinde bulabilirsiniz.



## pH 3310

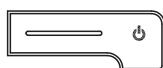
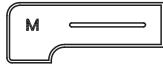
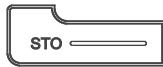
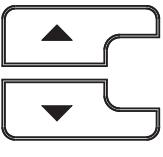
### 概况

使用测量仪 pH 3310 您可以快速、可靠地进行测量 (pH 值)。测量仪 pH 3310 具有高度的操作舒适性、可靠性和测量安全性。

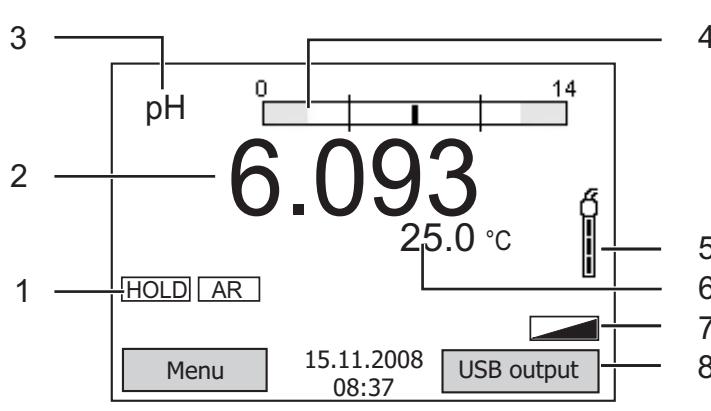
### 按键区

按键通过尖括号 <..> 表示。

按键符号 (例如 <ENTER>) 一般表示短时间按下按键 (少于 2 秒)。较长时间按下按键 (约 2 秒) 通过按键符号后的下划线 (例如 <ENTER\_>) 表示。

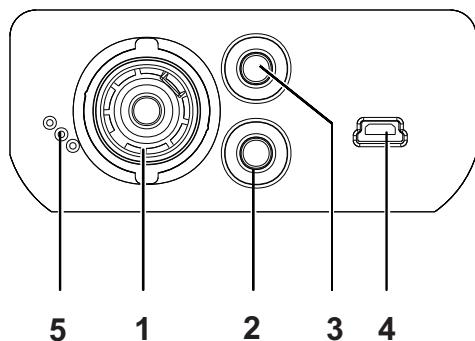
	<F1>: <F1 <u>_</u> >:	与状态有关的功能 (通过显示屏显示) 例如： <F1>/[Menu]: 打开测量设置菜单 <F1 <u>_</u>
	<F2>: <F2 <u>_</u> >:	
	<On/Off>:	接通 / 关闭测量仪
	<M>:	选择测量参数
	<CAL>: <CAL <u>_</u> >:	调用校准方法 显示校准数据
	<STO>: <STO <u>_</u> >:	手动储存测量值 设置和启动自动储存
	<RCL>: <RCL <u>_</u> >:	显示手动储存的测量值 显示自动储存的测量值
	<▲><▼>:	菜单操控 , 导航
	<ENTER>: <ENTER <u>_</u> >:	打开测量设置菜单 / 确认输入 打开系统设置菜单
	<AR>:	冻结测量值 (HOLD 功能 ) 开启 / 关闭自动读取测量

## 显示屏



1	状态信息
2	测量值 (含单位)
3	测量参数
4	连续的测量值控制 (CMC 功能)
5	传感器图标 (校准评估)
6	温度测量值 (含单位)
7	其他状态信息
8	软键和日期 / 时间

## 插口区 / 接口



1	pH 电极
2	参考电极
3	温度探测器
4	USB-B- 接口 (装置)
5	保养接口

## 首次使用

- 1 装入随附的电池。  
同时注意蓄电池极性是否正确。
- 2 按下按键 <On/Off> 接通测量仪。



### 小心

注意所用传感器的安全提示。

传感器操作说明可以在随附的 CD 光盘中和互联网地址 [www.WTW.com](http://www.WTW.com) 下找到。



## **Wissenschaftlich-Technische Werkstätten GmbH**

Dr.-Karl-Slevogt-Straße 1  
D-82362 Weilheim

Germany

Tel: +49 (0) 881 183-0  
+49 (0) 881 183-100  
Fax: +49 (0) 881 183-420  
E-Mail: [Info@WTW.com](mailto:Info@WTW.com)  
Internet: <http://www.WTW.com>