



**Navigator™ Series Balances  
Instruction Manual**

**Balanzas serie Navigator™  
Manual de instrucciones**

**Balances de la série Navigator™  
Manuel d'instructions**

**Bedienungsanleitung  
für die Waagen der Navigator™-Serie**

**Bilance Serie Navigator™  
Manuale per l'utente**



## 1. INTRODUCTION

This manual contains installation, operation and maintenance instructions for the Navigator™ Series. Please read the manual completely before using the balance.

### 1.1 Definition of Signal Warnings and Symbols

**WARNING** For a hazardous situation with medium risk, possibly resulting in injuries or death if not avoided.

**CAUTION** For a hazardous situation with low risk, resulting in damage to the device or the property or in loss of data, or injuries if not avoided.

**Attention** For important information about the product

**Note** For useful information about the product



General hazard



Electrical shock hazard

### 1.2 Safety Precautions




**CAUTION:** Read all safety warnings before installing, making connections, or servicing this equipment. Failure to comply with these warnings could result in personal injury and/or property damage. Retain all instructions for future reference.

- Verify that the AC adapter's input voltage range and plug type are compatible with the local AC mains power supply.
- Position the instrument such that the AC adapter can be easily disconnected from the wall socket.
- Position the power cord so that it does not pose a potential obstacle or tripping hazard.
- Operate the equipment only under ambient conditions specified in these instructions.
- The equipment is for indoor use only.
- Do not operate the equipment in hazardous or explosive environments.
- Only use the equipment in dry locations.
- Only use approved accessories and peripherals.
- Disconnect the equipment from the power supply when cleaning.
- Service should only be performed by authorized personnel.

### 1.3 Intended Use

Use the instrument exclusively for weighing as described in the operating instructions. Any other type of use and operation beyond the limits of technical specifications without written consent from OHAUS, is considered as not intended. This instrument complies with current industry standards and the recognized safety regulations; however, it can constitute a hazard in use. If the instrument is not used according to these operating instructions, the intended protection of the instrument may be compromised and OHAUS assumes no liability.

## 1.4 Controls

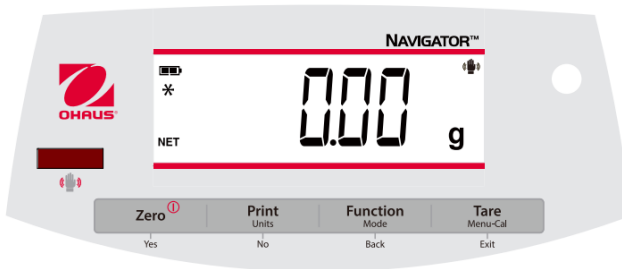

Button	Functions
<b>Zero</b> ⓪	Short Press (when on): Sets display to zero (when off): Turns balance on Long Press (when on): Turns the balance off
<b>Yes</b>	Short Press (in Menu): Selects/accepts displayed setting
<b>Print Units</b> <b>No</b>	Short Press: See Interface Manual for operation description. Long Press: Toggles through active units Short Press (in Menu): Toggles through available settings
<b>Function Mode</b> <b>Back</b>	Short Press: Selects function setting Long Press: Selects active Mode Short Press (in Menu): returns to previous settings
<b>Tare Menu-Cal</b> <b>Exit</b>	Short Press: Enter / clear a Tare value Long Press: Enters User Menu Short Press (in Menu): Quickly exit User Menu
<b>IR Sensor *</b>	IR Sensors can be programmed to act as a “touchless” button. See the User Menu section 4.3 for the available settings.

The IR Sensors can be activated by a hand or other object that is placed about 12mm (½ inch) above the sensor location. The sensor activation distance will vary based on the reflective nature of the object. If unwanted activations occur due to unique situations the sensor can be turned off.

\*Availability of IR Sensor is dependent on model and region.


## 2. INSTALLATION

### 2.1 Package Contents

- Balance
- Power Adapter
- Warranty Card
- Pan
- User Guide

### 2.2 Transportation Lock



The Transportation Lock is located under the balance. Rotate the pointer to the unlocked position.

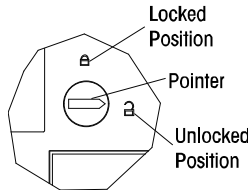

### 2.3 Location



Use the balance on a firm, steady surface. Avoid locations with excessive air current, vibrations, heat sources, or rapid temperature changes.

Adjust the leveling feet so the bubble is centered in the circle.

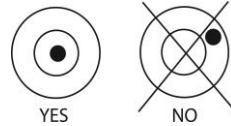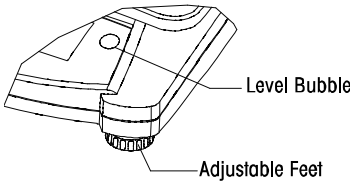

### 2.4 Power

The AC Adapter is used to power the balance when battery power is not needed.

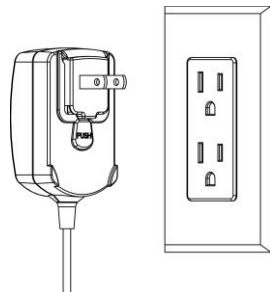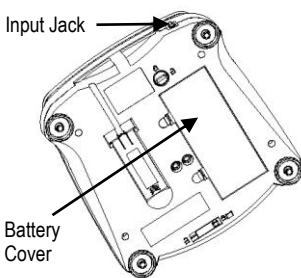

Connect the AC Adapter plug to the input jack.

Connect AC Adapter to the proper AC supply.

**Battery installation** (without optional internal battery):

Remove battery cover and install 4 batteries using the polarity indications as shown in the compartment.

**Optional rechargeable battery**

Balances with the optional rechargeable battery will need to be charged for 12 hours before the balance can be operated on battery power for the first time. The battery is protected from overcharging so the balance can remain connected to the AC power. When the battery is fully charged the battery indicator on the display will stop blinking.

To remove the rechargeable battery option and install C cell batteries, reference the Recharging Battery Option instruction manual for step by step instructions as well as disposal instructions.



**CAUTION:** Risk of explosion can occur if the rechargeable battery is replaced with the wrong type or if it is not properly connected.

**Note:**

After power on, it is recommended to warm up the balance for at least 5 minutes before using it.

**2.5 Initial Calibration**

When the balance is first installed it should be calibrated to ensure accurate results.

Press and hold **Menu-Cal** until [**МЕНЮ**] (Menu) is displayed. When the button is released, the display will display [**С.Р.Л.**]. Press **Yes** to accept, [**SPAN**] will then be shown. Press **Yes** again to begin the span calibration. [**- - -**] blinks while zero reading is stored. Next, the display shows the calibration weight value. Place the specified calibration mass on the pan. [**- - -**] blinks while the reading is stored. The balance returns to the previous application mode and is ready for use.

Required Span Calibration Mass (sold separately)					
Capacity	Mass	Capacity	Mass	Capacity	Mass
200 g – 420 g	200 g	1.6 kg – 2.2 kg	1 kg	16 kg – 22 kg	10 kg
600 g – 620 g	300 g	3.2 kg – 4.2 kg	2 kg		
1 kg – 1.2 kg	500 g	6 kg – 12 kg	5 kg		

### 3. OPERATION

All modes except for weighing must be activated in the User Menu before they are available, see Section 4.

#### 3.1 Weigh Mode

1. Press and hold **Mode** until [**WEIGH**] (Weigh) is displayed.
2. If required, place an empty container on the pan and press **Tare**.
3. Add material to the container. The display shows the weight of the material.

#### 3.2 Parts Counting Mode

This mode counts large numbers of items based on the weight of a reference count.

1. Place an empty container on the pan and press **Tare**.
2. Press and hold **Mode** until [**Count**] (Count) is displayed. [**CLR.APW**] (Clear Average Piece Weight) will then display.
3. Press **No** to use the stored APW. Proceed to step 6.
4. Press **Yes** to establish an APW. The balance will then display the stored sample size, i.e. [**Part ID**]. Press **No** or **Back** to toggle the choices (5, 10, 20, 50 or 100).
5. Put the indicated number of pieces on the pan then press **Yes** to calculate the APW. The display shows the piece count. Note: Press **Function** to view the current APW.
6. Add additional pieces until the desired count is reached.
7. To clear the stored APW press and hold **Mode** until [**Count**] is displayed. Press **Yes** when [**CLR.APW**] is displayed.

#### 3.3 Percent Mode

This mode measures the weight of a sample as a percentage of a reference weight.

1. Place an empty container on the pan and press **Tare**.
2. Press and hold **Mode** until [**Percent**] is displayed. [**CLR.rEF**] (clear reference) will then display.
3. Press **No** to use the stored reference weight and proceed to step 6.
4. Press **Yes** to establish a new reference. Balance will now display [**Part.rEF**].
5. Add the desired reference material to the container. Press **Yes** to store the reference weight. The display shows 100%.  
Note: Press **Function** to view the current reference weight.
6. Replace the reference material with the sample material. The display shows the percentage of the sample compared to reference weight.
7. To clear the stored reference press and hold **Mode** until [**Percent**] is displayed. Press **Yes** when [**CLR.rEF**] is displayed.

### 3.4 Checkweigh Mode

This mode sets low and high weight limits for portion control processes.

1. Press and hold **Mode** until [**CHECK**] (Check) is displayed. [**CLr.rEF**] (clear references) will then display.
2. Press **No** to use the stored reference weight limits and proceed to step 5.  
Note: Press **Function** to view the low and high reference weight limits.
3. Press **Yes** to establish new reference values. The balance will then display [**SEt. Lo**]. Press **Yes** to view the “Low” limit value. Press **Yes** to accept or **No** to edit the “Low” limit value. The stored value then displays with the first digit highlighted [**000.000** kg]. Repeatedly press **No** until the desired number appears. Press **Yes** to accept and highlight the next digit. Repeat until all the digits are correct. Press **Yes** to accept the “low” limit value, [**SEt. Hi**] will be displayed.
4. Repeat the same procedure to accept or edit the “high” value.
5. Place sample material on the Pan. The “Accept” indicator will now show that the sample weight is within the acceptable range.
6. To clear the stored reference values press and hold **Mode** until [**CHECK**] is displayed. Press **Yes** when [**CLr.rEF**] is displayed.

## 4. SETTINGS

The User Menu allows the customizing of balance settings.

Note: Additional Sub-Menus may be available if Interface Options are installed. See Interface User Manual for the additional setting information.

### 4.1 Menu Navigation

User Menu:

<i>Sub-Menus:</i>	<i>.C.a.l.</i>	<i>.S.e.t.u.p.*</i>	<i>.M.o.d.e.</i>	<i>.U.n.i.t.*</i>	<i>.E.n.d.</i>
<i>Menu Items:</i>	<i>Span</i>	<i>A-off</i>	<i>Count</i>	<i>g</i>	
	<i>Lin</i>	<i>Disply</i>	<i>Percnt</i>	<i>kg</i>	
		<i>Bright</i>	<i>Check</i>	<i>...</i>	
		<i>IR.Func**</i>			
	<i>End</i>	<i>End</i>	<i>End</i>	<i>End</i>	

\* Note: Available settings vary by models and regions

\*\*Availability of IR Sensor is dependent on model and region.

Press and hold Menu until [**MENU**] (Menu) is displayed. When released the first sub-menu [**.C.R.L.**] (Cal) will be shown.

Press **Yes** to enter the displayed sub-menu or press **No** to advance to the next.

Selecting a sub-menu will display the first menu item. Press **Yes** to view the menu item setting or press **No** to move to the next menu item. When viewing the setting, press **Yes** to accept the setting, or press **No** to change the setting. When [**End**] is displayed, press **Yes** to return to the sub-menu selections or **No** to return to the first item in the current menu.

### 4.2 Cal Sub-Menu

- Span [**SPAN**] (yes, no) - Initiates a span calibration procedure (zero and span). A span calibration is important when initially setting up the balance.
- Lin [**Lin**] (yes, no) - Initiates a linearity calibration procedure (zero, mid-point and span).



### 4.3 Setup Sub-Menu

The backlit LCD display will have different menu items or settings based on the functionality.

- Auto Off [**A-Off**] (on, off) - When Auto Off is set to “on” the balance will turn off automatically after 5 minutes of inactivity. Auto off is used to save battery power.
- Display [**d SPLy**] (on, auto, off) - This setting controls the LCD backlight; constant on, automatic turn off after 5 seconds of balance inactivity, or always off.
- IR Sensor [**Ir.Func**] (Off, Tare, Function, Print, Zero, Display) - These settings determine the role of the IR Sensor. “Zero”, “Print”, “Function” or “Tare” allows the IR sensor to act the same as the related button. “Display” activates the display if Display-Auto is set. “Off” disables the sensor.\*

\*Availability of IR Sensor is dependent on model and region.

### 4.4 Mode Menu

This sub-menu activates modes so they will be available for use with the Mode button. Weigh mode is always active.

- Parts Count [**COUNT**] (on, off) - Set on for the mode to be active.
- Percent [**PERcent**] (on, off) - Set on for the mode to be active.
- Check Weigh [**CHECK**] (on, off) - Set on for the mode to be active.


### 4.5 Units Menu

This sub-menu activates units so they will be accessible with the **Units** button. The units in the menu must be turned “on” to be active.

Note: Available units and modes vary by model and local regulations.

### 4.6 Sealing access to balance settings

The Menu Lock switch limits changes to the Cal, Setup, Mode and Unit menus. The switch in type approved models may set some balance settings as required by the approval agency. The switch may be secured using paper seals, wire seals or plastic ties.

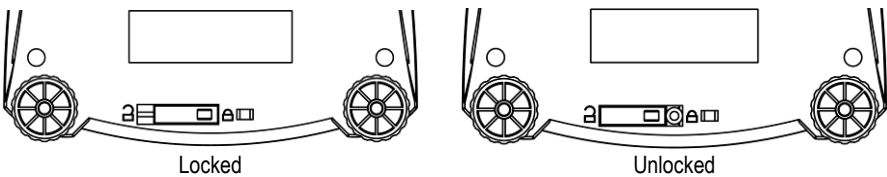

## 5. MAINTENANCE

### 5.1 Cleaning



**WARNING:** Electric Shock Hazard. Disconnect the equipment from the power supply before cleaning.

Make sure that no liquid enters the interior of the instrument.



**Attention:** Do not use solvents, harsh chemicals, ammonia or abrasive cleaning agents.

The exterior surfaces of the instrument may be cleaned with a cloth dampened with water and a mild detergent.

### 5.2 Troubleshooting

The following table lists common problems and possible causes and remedies.

If the problem persists, contact OHAUS or your authorized dealer.

Symptom	Possible Cause	Remedy
Cannot turn on	No power to balance	Verify connections and voltage
Poor accuracy	Improper calibration Unstable environment	Perform calibration Move balance to suitable location
Cannot calibrate	Unstable environment Incorrect calibration weight	Move the balance to suitable location Use correct calibration weight
Cannot access mode	Mode not enabled	Enter menu and enable mode
Cannot access unit	Unit not enabled	Enter menu and enable unit
Lo rEF	Reference weight is too low	Increase reference weight.
rEF Err	Parts counting– sample weight <1d.	Shows error - exits mode or goes to [CLr.RPU].
Err 3.0 CAL	Incorrect calibration weight	See section 2.5 for correct weights
Err 4.4 Full	RS232 buffer is full	Set Handshake on, see Interface User Manual.
Err 8.1 ~LoAd	Power on zero range exceeded	Clear pan, check Shipping Lock setting
Err 8.2 ~LoAd~	Power on zero under range	Install pan, check Shipping Lock setting
Err 8.3 ~LoAd	Overload (>cap+9e)	Load exceeds balance maximum capacity
Err 8.4 ~LoAd~	Under load	Reading below min. range - Re-install pan.
Err 8.6 999999	Displayed value >999999	Result exceeds display capability.
Err 9 dAtA	Internal data error.	Contact an authorized service agent
Err 13 01E01	Fail to write EEPROM.	Contact an authorized service agent
Err 53 CSum	Invalid checksum data	Contact an authorized service agent

### 5.3 Service Information

If the troubleshooting section does not resolve or describe your problem, contact your authorized OHAUS service agent. For service assistance or technical support in the United States call toll-free 1-800-526-0659 between 8:00 AM and 5:00 PM EST. An OHAUS product service specialist will be available to provide assistance. Outside the USA, please visit our web site, [www.ohaus.com](http://www.ohaus.com) to locate the OHAUS office nearest you.

## 6. TECHNICAL DATA

### Equipment Ratings:

- Pollution degree 2;
- Installation category II;
- Altitude 2000m;
- Humidity: Maximum 80% for temperatures up to 31°C decreasing linearly to 50% at 40°C; non-condensing;
- Electrical supply: Rated 12VDC 500mA for use with a Certified/Listed power adapter or battery operated;
- Indoor use only;
- Temperature range: 10°C to 40°C, Approved models (M) 0°C to 40°C
- The mains supply voltage fluctuations are not to exceed  $\pm 10\%$  of the nominal supply voltage.

### 6.1 Specifications

#### Typical specifications:

Stabilization Time	$\leq 1$ seconds
Tare range	To capacity by subtraction
Application Modes	weigh, percent, parts count, check weigh
Weighing Units*	Non-Approved: ct, g, kg, gm, lb, oz, lb:oz, ozt, N, dwt, tael (3), tola, tical M models: g, kg, ct
AC Power	AC Adapter (supplied) - 12 VDC, 500 mA output
Battery Power	4 C (LR14) batteries (not supplied) or rechargeable battery option
Calibration	Digital with external weight
LCD Display	6-digit 7-segment LCD with white LED backlight
Display Size	20 mm / 0.78" digits
Keypad	4-button overlay plus one programmable IR sensors
Pan Size (W x D)	<b>NV:</b> Ø145 mm / 190 mm x 144 mm <b>NVT:</b> 230 mm x 174 mm
Net Weight	<b>NV:</b> 1.0 kg / 2.2 lb <b>NVT:</b> 1.5 kg / 3.3 lb
Shipping Weight	<b>NV:</b> 1.5 kg / 3.3 lb <b>NVT:</b> 2.3 kg / 5.1 lb

\* Availability vary by models and regions

**Non-Approved Models:**


Model*	Capacity	Readability (d)	Repeatability (Std. Dev.)	Linearity	Span Cal. Wt.	Lin. Cal. Wt.
NV222	220g	0.01g	1d	±2d	200g	100g, 200g
NV422	420g	0.01g	2d	±2d	200g	200g, 400g
NV622	620g	0.01g	2d	±2d	300g	300g, 600g
NV221	220g	0.1g	1d	±2d	200g	100g, 200g
NV621	620g	0.1g	1d	±2d	300g	300g, 600g
NV1201	1200g	0.1g	1d	±2d	500g	500g, 1kg
NV2201	2200g	0.1g	1d	±2d	1kg	1kg, 2kg
NVT2201	2200g	0.1g	1d	±2d	1kg	1kg, 2kg
NVT4201	4200g	0.1g	2d	±2d	2kg	2kg, 4kg
NVT6201	6200g	0.1g	2d	±2d	5kg	3kg, 6kg
NVT2200	2200g	1g	1d	±2d	1kg	1kg, 2kg
NVT6200	6200g	1g	1d	±2d	5kg	3kg, 6kg
NVT12000	12000g	1g	1d	±2d	5kg	5kg, 10kg
NVT22000	22000g	1g	1d	±2d	10kg	10kg, 20kg

**Approved Models:**

Model*	Max=	e=	Approval Class	Span Cal. Wt.	Lin. Cal. Wt.
NVT1601M	1600g	0.5g	III	1kg	1kg, 1.5kg
NVT3200M	3200g	1g	III	2kg	2kg, 3kg
NVT6400M	6400g	2g	III	5kg	3kg, 6kg
NVT16000M	16000g	5g	III	10kg	10kg, 15kg

\* Availability is dependent on region.

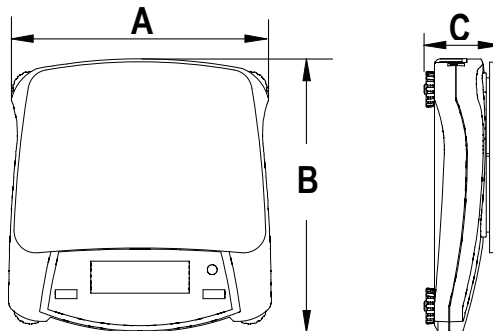


**6.2 Drawings**



	A	B	C
NV	230 mm / 9 in.	204 mm / 8 in.	70 mm / 2.8 in.
NVT	240 mm / 9.5 in.	250 mm / 9.8 in.	74 mm / 2.9 in.

**6.3 Compliance**

Compliance to the following standards is indicated by the corresponding mark on the product.

Mark	Standard
	This product complies with the EU Directives 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) and 2014/31/EU (NAWI). The EU Declaration of Conformity is available online at <a href="http://www.ohaus.com/ce">www.ohaus.com/ce</a> .
	This product complies with the EU Directive 2012/19/EU (WEEE). Please dispose of this product in accordance with local regulations at the collecting point specified for electrical and electronic equipment. For disposal instructions in Europe, refer to <a href="http://www.ohaus.com/weee">www.ohaus.com/weee</a> .
	EN 61326-1

**Verified weighing instruments in the EU**

When the instrument is used in trade or a legally controlled application it must be set up, verified and sealed in accordance with local weights and measures regulations. It is the responsibility of the purchaser to ensure that all pertinent legal requirements are met.

Weighing Instruments verified at the place of manufacture bear the following supplementary metrology marking on the descriptive plate.



Weighing Instruments to be verified in two stages have no supplementary metrology marking on the descriptive plate. The second stage of conformity assessment must be carried out by the applicable weights and measures authorities.

If national regulations limit the validity period of the verification, the user of the weighing instrument must strictly observe the re-verification period and inform the weights and measures authorities.

As verification requirements vary by jurisdiction, the purchaser should contact their local weights and measures office if they are not familiar with the requirements.

**FCC Note**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**Industry Canada Note**

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

**ISO 9001 Registration**

The management system governing the production of this product is ISO 9001 certified.

---

## LIMITED WARRANTY

OHAUS products are warranted against defects in materials and workmanship from the date of delivery through the duration of the warranty period. During the warranty period OHAUS will repair, or, at its option, replace any component(s) that proves to be defective at no charge, provided that the product is returned, freight prepaid, to OHAUS. This warranty does not apply if the product has been damaged by accident or misuse, exposed to radioactive or corrosive materials, has foreign material penetrating to the inside of the product, or as a result of service or modification by other than OHAUS. In lieu of a properly returned warranty registration card, the warranty period shall begin on the date of shipment to the authorized dealer. No other express or implied warranty is given by OHAUS Corporation. OHAUS Corporation shall not be liable for any consequential damages.

As warranty legislation differs from state to state and country to country, please contact OHAUS or your local OHAUS dealer for further details.

### Product Registration

Protect your investment. Register your product with your local OHAUS dealer. In the US and Canada register online at [www.ohaus.com](http://www.ohaus.com).





## 1. INTRODUCCIÓN

Este manual contiene las instrucciones de instalación, de operación y de mantenimiento para la serie Navigator™. Por favor, lea todo el manual antes de usar la balanza.

### 1.1 Definición de señales y símbolos de advertencia

**ADVERTENCIA** Para una situación peligrosa con riesgo medio, esto podría causar lesiones o la muerte si no se evita.

**PRECAUCIÓN** Para una situación peligrosa con riesgo bajo, esto podría causar daños al dispositivo, a la propiedad; una pérdida de datos, o lesiones si no se evita.

**Atención** Para información importante sobre el producto

**Nota** Para información útil sobre el producto



Peligro general



Riesgo de descarga eléctrica

### 1.2 Precauciones de seguridad




**PRECAUCIÓN:** Lea todas las precauciones de seguridad antes de instalar, de realizar conexiones, o dar servicio técnico a este equipo. El incumplimiento de estas advertencias puede resultar en lesiones personales y/o daños a la propiedad. Conserve todas las instrucciones para referencias futuras.

- Verifique que el rango de tensión de entrada del adaptador de CA y el tipo de enchufe sean compatibles con la fuente de alimentación de la red local de CA.
- Posicione el instrumento, de manera que el adaptador de CA se pueda desconectar fácilmente de la toma de pared.
- Posicione el cable de alimentación, de manera que no se vuelva un obstáculo potencial o un peligro de tropiezo.
- Opere el equipo solo según las condiciones ambientales especificadas en estas instrucciones.
- Este equipo es solo para usos en interiores.
- No opere el equipo en entornos peligrosos o explosivos.
- Solo utilice el equipo en ubicaciones secas.
- Use solamente accesorios y periféricos aprobados.
- Desconecte el equipo de la fuente de alimentación al limpiarlo.
- El servicio técnico solo debe ser realizado por personal autorizado.

### 1.3 Uso previsto

Use el instrumento exclusivamente para pesar como se describe en las instrucciones operativas. Cualquier otro tipo de uso y de operación más allá de los límites de las especificaciones técnicas sin el consentimiento por escrito de OHAUS se lo considerará incorrecto. Este instrumento cumple con las normas industriales vigentes y los reglamentos de seguridad reconocidos; sin embargo, su uso puede constituir un riesgo. Si el instrumento no se usa según estas instrucciones operativas, la protección prevista del instrumento puede ser comprometida, y OHAUS no asume la responsabilidad.

## 1.4 Controles

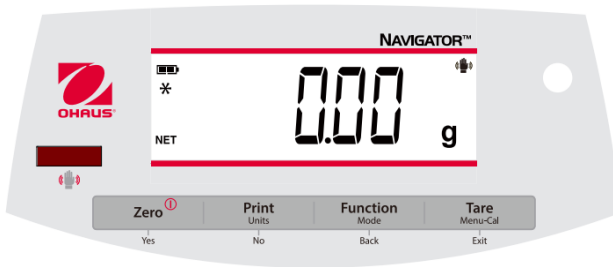

Botón	Funciones
<b>Cero</b> ①	Pulsación corta (encendido): Establece la pantalla en cero (apagado): Enciende la balanza Pulsación larga (encendido): Apaga la balanza
<b>Sí</b>	Pulsación corta (en menú): Selecciona/acepta el ajuste mostrado
<b>Imprimir Unidades</b> <b>No</b>	Pulsación corta: Ver manual de interfaz para descripción de la operación. Pulsación larga: Cambia entre las unidades activas Pulsación corta (en menú): Cambia entre los ajustes disponibles
<b>Función Modo</b> <b>Volver</b>	Pulsación corta: Selecciona el ajuste de función Pulsación larga: Selecciona el modo activo Pulsación corta (en Menú): Regresa a los ajustes anteriores
<b>Tara</b> <b>Menu-Cal</b> <b>Salir</b>	Pulsación corta: Ingresar/borrar un valor de Tara Pulsación larga: Ingresa al Menú del usuario Pulsación corta (en menú): Cierra rápidamente el Menú del usuario
<b>IR Sensor*</b>	Los sensores infrarrojos pueden programarse para actuar como botones "sin tacto". Consulte la sección 4,3 del Menú del usuario para ver los ajustes disponibles.

Los sensores infrarrojos pueden activarse por una mano u otro objeto que se coloque alrededor de 12 mm (½ pulgada) por encima de las ubicaciones de los sensores. La distancia de activación del sensor variará sobre la base de la naturaleza reflectiva del objeto. Si ocurren activaciones no deseadas debido a situaciones aisladas, los sensores pueden apagarse.

\* La disponibilidad del sensor IR depende del modelo y la región.


## 2. INSTALACIÓN

### 2.1 Contenidos del paquete

- Balanza
- Adaptador de alimentación
- Tarjeta de garantía
- Bandeja
- Guía del usuario

### 2.2 Bloqueo de transporte


El Bloqueo de transporte está ubicado debajo de la balanza. Rote el indicador a la posición desbloqueada.

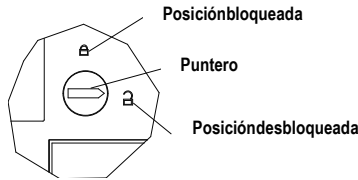

### 2.3 Ubicación


Utilice la balanza en una superficie firme y estable. Evite ubicaciones con fuertes corrientes de aire, vibraciones, fuentes de calor, o cambios de temperatura bruscos.

Ajuste la pata de nivelación para que la burbuja esté centrada en el círculo.

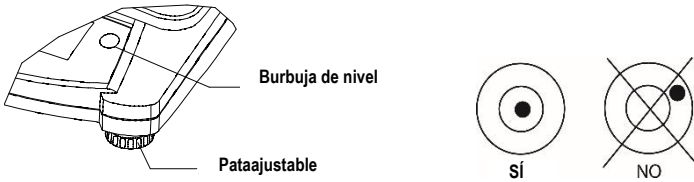

### 2.4 Alimentación

Se usa el adaptador de CA para alimentar la balanza cuando se prefiere no usar la batería.

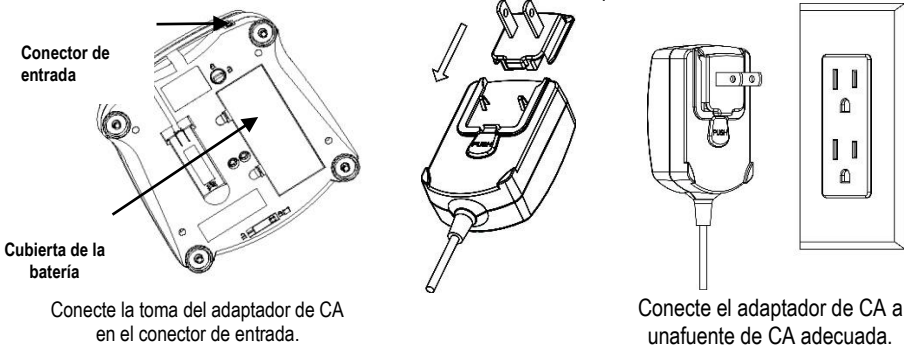

**Instalación de la batería** (sin la batería interna opcional):

Retire la cubierta de la batería e instale las 4 baterías usando las indicaciones de polaridad que se muestran en el compartimento.

**Batería recargable opcional**

Las balanzas con batería recargable opcional necesitarán ser cargadas durante 12 horas antes de que la balanza pueda ser operada con la energía de la batería por primera vez. La batería está protegida de sobrecarga, por lo tanto, la balanza puede permanecer conectada a la alimentación de CA. Cuando la batería esté cargada por completo, el indicador de batería en la pantalla dejará de parpadear.

Para retirar la opción de batería recargable e instalar baterías de celdas tipo C, consulte el manual de instrucciones en la sección Batería recargable opcional para obtener instrucciones del paso a paso, así como las instrucciones para deshacerse de estas.



**PRECAUCIÓN:** Puede ocurrir un riesgo de explosión si la batería recargable es reemplazada con el tipo incorrecto o si no se conecta adecuadamente.

**Nota:**

Después de la alimentación, se recomienda dejar que el equilibrio caliente durante al menos 5 minutos antes de usarla.

**2.5 Calibración inicial**

Cuando se instala la balanza por primera vez, esta debe ser calibrada para asegurar resultados precisos.

Mantenga pulsado **Menu-Cal** hasta que se visualice [**MENU**] (Menú). Cuando se suelte el botón, la pantalla mostrará [**C.C.L.**]. Pulse **Yes** para aceptar, luego, se visualizará [**SPAN**] en la pantalla. Pulse **Yes** de nuevo para iniciar la calibración de intervalo. [**--C--**] parpadea mientras se almacena la lectura de cero. Luego, la pantalla muestra el valor del peso de calibración. Coloque la masa de calibración especificada en la bandeja. [**--C--**] parpadea mientras se almacena la lectura. La balanza vuelve al modo de aplicación anterior y está lista para usar.

Masas de calibración de intervalo requeridas (se venden por separado)					
Capacidad	Masa	Capacidad	Masa	Capacidad	Masa
200 g – 420 g	200 g	1,6 kg – 2,2 kg	1 kg	16 kg – 22 kg	10 kg
600 g – 620 g	300 g	3,2 kg – 4,2 kg	2 kg		
1 kg – 1,2 kg	500 g	6 kg – 12 kg	5 kg		

## 3. OPERACIÓN

Todos los modos, salvo el modo de pesaje, deben ser activados en el Menú del usuario antes de que estén disponibles, consulte la Sección 4.

### 3.1 Modo de pesaje

1. Mantenga pulsado **Mode** hasta que se visualice [**WEIGH**] (Pesar).
2. Si es necesario, coloque un contenedor vacío en la bandeja y pulse **Tare**.
3. Agregue material al contenedor. La pantalla muestra el peso del material.

### 3.2 Modo de conteo de piezas

Este modo cuenta grandes cantidades de elementos sobre la base del peso de una referencia.

1. Coloque un contenedor vacío en la bandeja y pulse **Tare**.
2. Mantenga pulsado **Mode** hasta que se visualice [**Count**] (Contar). Luego, se visualizará [**Clr.APU**] (Borrar peso de pieza promedio).
3. Pulse **No** para usar el APW almacenado. Proceda al paso 6.
4. Pulse **Yes** para establecer un APW. La balanza mostrará el tamaño de la muestra almacenado, por ejemplo. [**Put ID**]. Pulse **No** o **Back** para cambiar entre las opciones (5, 10, 20, 50 o 100).
5. Coloque la cantidad indicada de piezas en la bandeja y pulse **Yes** para calcular el APW. La pantalla muestra el conteo de piezas. Nota: Pulse **Function** para ver el APW actual.
6. Añada piezas adicionales hasta que se alcance el conteo deseado.
7. Para borrar el APW almacenado, mantenga pulsado **Mode** hasta que se visualice [**Count**]. Pulse **Yes** cuando se visualice [**Clr.APU**].

### 3.3 Modo porcentual

Este modo mide el peso de una muestra como un porcentaje de un peso de referencia.

1. Coloque un contenedor vacío en la bandeja y pulse **Tare**.
2. Mantenga pulsado **Mode** hasta que se visualice [**Percent**]. Luego, se visualizará [**Clr.rEF**] (borra referencia).
3. Pulse **No** para usar el peso de referencia almacenado y proceda al paso 6.
4. Pulse **Yes** para establecer una nueva referencia. La balanza ahora mostrará [**Put.rEF**].
5. Añada el material de referencia deseado al contenedor. Pulse **Yes** para almacenar el peso de referencia. La pantalla ahora muestra 100 %.  
Nota: Pulse **Function** para ver el peso de referencia actual.
6. Reemplace el material de referencia con el material de muestra. La pantalla muestra el porcentaje de la muestra comparado al peso de referencia.
7. Para borrar la referencia almacenada mantenga pulsado **Mode** hasta que se visualice [**Percent**]. Pulse **Yes** cuando se visualice [**Clr.rEF**].

### 3.4 Modo controlador de peso

Este modo establece límites de peso mínimo y máximo para procesos de controles de porciones.

1. Mantenga pulsado **Mode** hasta que se visualice [**CHCFT**] (Revisar). Luego, se visualizará [**CLr.rEF**] (borrar referencias).
2. Pulse **No** para usar los límites de peso de referencia almacenados y proceda al paso 5.  
Nota: Pulse **Function** para ver los límites de peso de referencia mínimo y máximo.
3. Pulse **Yes** para establecer los nuevos valores de referencia. La balanza ahora mostrará [**SE.LLo**]. Pulse **Yes** para ver el valor de límite "Inferior". Pulse **Yes** para aceptar o **No** para cambiar el valor de límite "Inferior". Luego, el valor almacenado se mostrará con el primer dígito resaltado [000]000 kg]. Pulse repetidamente **No** hasta que aparezca el número deseado. Pulse **Yes** para aceptar y resaltar el próximo dígito. Repita el paso hasta que todos los dígitos sean correctos. Pulse **Yes** para aceptar el valor de límite "Inferior", se vitalizará [**SE.L.H.**].
4. Repita el mismo procedimiento para aceptar o cambiar el valor "Superior".
5. Coloque el material de muestra en la Bandeja. El indicador "Aceptar" ahora mostrará que el peso de muestra está dentro del rango aceptable.
6. Para borrar los valores de referencia almacenados, mantenga pulsado **Mode** hasta que se visualice [**CHCFT**]. Pulse **Yes** cuando se visualice [**CLr.rEF**].

## 4. AJUSTES

El Menú del usuario permite personalizar los ajustes de la balanza.

Nota: Pueden existir submenús adicionales si se instalan las Opciones de interfaz. Consulte Interfaz en el Manual del usuario para más información sobre los ajustes adicionales.

### 4.1 Navegación del menú

Menú del usuario:

Sub-Menús:	.C.a.l.	.S.e.t.u.p.*	.M.o.d.e.	.U.n.i.t.*	.E.n.d.
Elementos del menú:	Span Lin	A-off Disply Bright IR.Func**	Count Percnt Check	g kg ...	
	End	End	End	End	

\* Nota: Los ajustes disponibles varían según los modelos y las regiones

\*\* La disponibilidad del sensor IR depende del modelo y la región.

Mantenga pulsado Menú hasta que se visualice [**MENU**] (Menú). Al soltarlo, se visualizará el primer submenú [**.C.a.l.**] (Cal).

Pulse **Yes** para entrar en el submenú mostrado o pulse **No** para avanzar al próximo.

Al seleccionar un submenú, se visualizará el primer elemento del menú. Pulse **Yes** para ver el ajuste del elemento del menú o pulse **No** para ir al próximo elemento del menú. Al ver el ajuste, pulse **Yes** para aceptarlo, o pulse **No** para cambiarlo. Cuando se visualice [**End**], pulse **Yes** para regresar a las selecciones del submenú o **No** para regresar al primer elemento en el menú actual.

## 4.2 Submenú Cal

- Span [**SPAN**] (sí, no) – Inicia el procedimiento de calibración del intervalo (cero e intervalo). Una calibración de intervalo es importante en la configuración inicial de la balanza.
- Lin [**Lin**] (sí, no) – Inicia un procedimiento de calibración de linealidad (cero, punto medio e intervalo).

## 4.3 Submenú de Ajustes

La pantalla de LCD retroiluminada tendrá diferentes elementos de menú o ajustes sobre la base de la funcionalidad.

- Apagado automático [**A-OFF**] (encendido, apagado) – Cuando el Apagado automático está establecido en “on”, la balanza se apagará automáticamente pasados los 5 minutos de inactividad. El apagado automático es utilizado para ahorrar la energía de la batería.
- Pantalla [**d.SPLY**] (encendida, automática, apagada) – Este ajuste controla la retroiluminación del LCD; encendida constante, apagado automático después de 5 segundos de inactividad de la balanza, o siempre apagada.
- Sensor infrarrojo [**Ir.Func**] (Apagado, Tara, Función, Imprimir, Cero, Pantalla) – Estos ajustes determinan la función del sensor infrarrojo. “Zero”, “Print”, “Function” o “Tare” permiten que el sensor infrarrojo actúe de la misma manera que el botón relacionado. “Display” activa la pantalla si está establecida en Automático. “Off” deshabilita el sensor.\*

\* La disponibilidad del sensor IR depende del modelo y la región.

## 4.4 Menú modo

Este submenú activa los modos que estarán disponibles para su uso con el botón Mode. El modo de pesaje siempre está activo.

- Conteo de piezas [**COUNT**] (activado, desactivado) – Actívelo para esté disponible.
- Porcentual [**PERCENT**] (activado, desactivado) - Actívelo para esté disponible.
- Revisar peso [**CHECK**] (activado, desactivado) Actívelo para esté disponible.


## 4.5 Menú unidades

Este submenú activa las unidades, por ende estarán disponibles en el botón **Units**. Las unidades en el menú deben ser “encendidas” para que estén activas.

Nota: Las unidades y modos disponibles varían según el modelo y los reglamentos locales.

## 4.6 Sellar el acceso a los ajustes de la balanza

El interruptor de Bloqueo de menú limita los cambios a los menús: Cal, Setup, Mode y Unit. El interruptor en los modelos de tipos aprobados puede establecer algunos ajustes de la balanza según se requiera por la agencia de aprobación. El interruptor puede ser asegurado usando precintos de papel, precintos de alambre, o sujetadores plásticos.

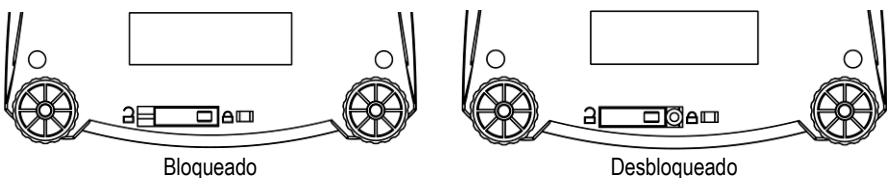

## 5. MANTENIMIENTO

### 5.1 Limpieza



**ADVERTENCIA:** Riesgo de descarga eléctrica. Desconecte el equipo de la fuente de alimentación antes de limpiarlo.

Asegúrese de que no ingresen líquidos en el interior del instrumento.



**Atención:** No utilice solventes, químicos agresivos, amoníaco o agentes de limpieza abrasivos.

Las superficies exteriores del instrumento pueden ser limpiadas con un paño humedecido con agua y un detergente suave.

### 5.2 Resolución de problemas

La siguiente tabla lista los problemas comunes y sus posibles causas y soluciones.

Si el problema persiste, contáctese con OHAUS o un distribuidor autorizado.

Síntoma	Causa posible	Solución
No se puede encender	Balanza sin alimentación	Verifique las conexiones y la tensión
Baja precisión	Calibración inadecuada Entorno inestable	Realice una calibración Mueva la balanza a una ubicación adecuada
No se puede calibrar	Entorno inestable Peso de calibración incorrecto	Mueva la balanza a una ubicación adecuada Use el peso de calibración correcto
No se puede acceder a un modo	Modo no habilitado	Ingrese al menú y habilite el modo
No se puede acceder a una unidad	Unidad no habilitada	Ingrese al menú y habilite la unidad
Lo rEF	El peso de referencia es muy bajo	Aumente el peso de referencia.
rEFErr	Conteo de piezas- peso de muestra <1d.	Muestra error – sale del modo o va a [Clr.ApU].
Err 3.0 CAL	Peso de calibración incorrecto	Consulte la sección 2,5 para los pesos correctos
Err 4.4 FuLL	Búffer de RS232 está lleno	Habilitar Handshake, consulte Manual del usuario de interfaz.
Err 8.1 ~LoRd~	Rango de cero en encendido superado	Vacíe la bandeja, revise el ajuste de Bloqueo de envío
Err 8.2 _LoRd_	Encendido en cero debajo del rango	Instale la bandeja, revise el ajuste de Bloqueo de envío
Err 8.3 ~LoRd~	Sobrecarga (>cap+9e)	La carga supera la capacidad máxima de la balanza
Err 8.4 _LoRd_	Carga baja	Lectura por debajo del rango mínimo – Reinstale la bandeja.
Err 8.6 999999	Valor mostrado >999999	El resultado supera la capacidad de la pantalla.
Err 9 dAtA	Error de datos interno.	Contáctese con un agente de servicio autorizado
Err 13 00000	Fallo al escribir en EEPROM.	Contáctese con un agente de servicio autorizado
Err 53 CSu00	Datos de suma de verificación inválidos	Contáctese con un agente de servicio autorizado



### 5.3 Información de servicio

Si la sección de resolución de problemas no soluciona ni describe su problema, contáctese con su agente de servicios autorizado de OHAUS. Para recibir asistencia o soporte técnico en los Estados Unidos; llame gratis al 1-800-526-0659 de 8:00 AM a 5:00 PM EST. Un especialista en servicios de productos OHAUS estará disponible para brindarle asistencia. Fuera de los EE.UU., visite nuestro sitio web, [www.ohaus.com](http://www.ohaus.com) para ubicar la oficina de OHAUS más cercana.

## 6. DATOS TÉCNICOS

Índices del equipo:

- Grado de contaminación 2;
- Categoría de instalación II;
- Altitud 2000m;
- Humedad: Máxima 80% para temperaturas hasta 31 °C disminuyendo linealmente hasta 50 % a 40 °C; sin condensación;
- Alimentación eléctrica; 12VCC 500mA nominal para uso con un adaptador de alimentación Certificado/Listado u operado con batería;
- Solo para usos en interiores;
- Rango de temperatura: 10 a 40 °C, modelos aprobados (M) 0 a 40 °C
- Las fluctuaciones de tensión de la fuente de alimentación no superan el  $\pm 10$  % de la tensión de alimentación nominal.

### 6.1 Especificaciones

**Especificaciones típicas:**

Tiempo de estabilización	≤1 segundo
Rango de tara	Hasta la capacidad por sustracción
Modos de aplicación	pesaje, porcentaje, conteo de piezas, comprobar peso
Unidades de pesaje*	No aprobado: ct, g, kg, grn, lb, oz, lb:oz, ozt, N, dwt, tael (3), tola, tical Modelos M: g, kg, ct
Alimentación de CA	Adaptador de CA (incluido) - 12 VDC, salida de 500 mA
Alimentación por batería	4 baterías tipo C (LR14) (no incluidas) u opción de batería recargable
Calibración	Digital con peso externo
Pantalla de LCD	LCD de 6 dígitos y 7 segmentos LCD con retroiluminación LED blanca
Tamaño de la pantalla	20 mm / 0,78" dígitos
Teclado	4 botones más un sensor infrarrojo programable
Tamaño de la bandeja (W x D)	<b>NV:</b> Ø145 mm / 190 mm x 144 mm <b>NVT:</b> 230 mm x 174 mm
Peso neto	<b>NV:</b> 1,0 kg / 2,2 lb <b>NVT:</b> 1,5 kg / 3,3 lb
Peso de envío	<b>NV:</b> 1,5 kg / 3,3 lb <b>NVT:</b> 2,3 kg / 5,1 lb

\* La disponibilidad varía según el modelo y región

**Modelos no aprobados:**


Modelo*	Capacidad	Legibilidad (d)	Repetibilidad (Std. Dev.)	Linealidad	Peso Cal. Inter.	Peso Cal. Lin.
NV222	220g	0,01g	1d	±2d	200g	100g, 200g
NV422	420g	0,01g	2d	±2d	200g	200g, 400g
NV622	620g	0,01g	2d	±2d	300g	300g, 600g
NV221	220g	0,1g	1d	±2d	200g	100g, 200g
NV621	620g	0,1g	1d	±2d	300g	300g, 600g
NV1201	1200g	0,1g	1d	±2d	500g	500g, 1kg
NV2201	2200g	0,1g	1d	±2d	1kg	1kg, 2kg
NVT2201	2200g	0,1g	1d	±2d	1kg	1kg, 2kg
NVT4201	4200g	0,1g	2d	±2d	2kg	2kg, 4kg
NVT6201	6200g	0,1g	2d	±2d	5kg	3kg, 6kg
NVT2200	2200g	1g	1d	±2d	1kg	1kg, 2kg
NVT6200	6200g	1g	1d	±2d	5kg	3kg, 6kg
NVT12000	12000g	1g	1d	±2d	5kg	5kg, 10kg
NVT22000	22000g	1g	1d	±2d	10kg	10kg, 20kg

**Modelos aprobados:**

Modelo*	Máx=	e=	Clase de aprobación	Peso Cal. Inter.	Peso Cal. Lin.
NVT1601M	1600g	0,5g	III	1kg	1kg, 1,5kg
NVT3200M	3200g	1g	III	2kg	2kg, 3kg
NVT6400M	6400g	2g	III	5kg	3kg, 6kg
NVT16000M	16000g	5g	III	10kg	10kg, 15kg

\* La disponibilidad depende de la región.

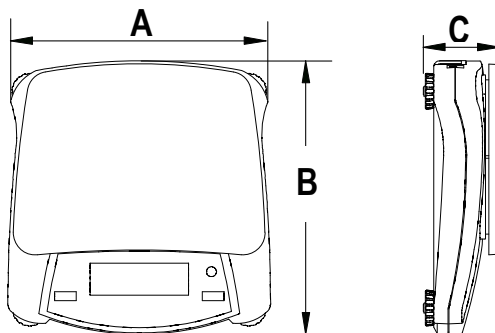

**6.2 Dibujos**



	A	B	C
NV	230 mm / 9 in.	204 mm / 8 in.	70 mm / 2.8 in.
NVT	240 mm / 9.5 in.	250 mm / 9.8 in.	74 mm / 2.9 in.

**6.3 Cumplimiento**

El cumplimiento a las siguientes normas se indica por medio de algunas de las siguientes la marcas en el producto.

Marca	Norma
	Este producto cumple con las Directivas de la UE 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) y 2014/31/EU (NAWI). La Declaración de conformidad de la UE está disponible en línea en <a href="http://www.ohaus.com/ce">www.ohaus.com/ce</a> .
	Este producto cumple con la Directriz de la UE 2012/19/EU (WEEE). Elimine este producto de acuerdo con los reglamentos locales en los puntos de recolección especificados para equipos eléctricos y electrónicos. Para más instrucciones de eliminación en Europa, consulte <a href="http://www.ohaus.com/weee">www.ohaus.com/weee</a> .
	EN 61326-1

**Instrumentos de pesaje verificados**

Cuando el instrumento se use en una transacción o en una aplicación controlada legalmente, este debe ser configurado, verificado y sellado de acuerdo con los reglamentos de pesos y mediciones locales. Es la responsabilidad del comprador asegurarse de que se cumplan todos los requisitos legales pertinentes.

Los instrumentos de pesaje verificados en el lugar de fabricación deben llevar el siguiente marcado adicional de metrología en una placa descriptiva.



Los instrumentos de pesaje que son verificados en dos etapas no llevan un marcado adicional de metrología en la placa descriptiva. La segunda etapa de la evaluación de conformidad debe llevarse a cabo por las autoridades pertinentes de pesaje y de mediciones.

Si los reglamentos nacionales limitan la validez del periodo de verificación, el usuario del instrumento de pesaje debe observar estrictamente el periodo de reverificación e informar a las autoridades de pesaje y de mediciones.

Dado que los requisitos de verificación varían según la jurisdicción, el comprador debe contactarse con su oficina local de pesaje y de mediciones si desconoce los requisitos.

**Nota de la FCC**

Este equipo ha sido comprobado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, según el Apartado 15 de las Normas FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, podría ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que las interferencias no ocurran en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, que pueda determinarse encendiendo y apagando el equipo, se aconseja al usuario que intente corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma en un circuito diferente al cual esté conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico experimentado de radio/TV por asistencia.

Los cambios y las modificaciones que no sean aprobados explícitamente por las partes responsables del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario a operar el equipo.

**Nota de la industria de Canadá**

Este aparato digital de Clase B cumple con el ICES-003 canadiense.

**Registro de ISO 9001**

El sistema de gestión que rige la producción de este producto está certificado por la norma ISO 9001.

## GARANTÍA LIMITADA

Los productos de OHAUS están garantizados contra defectos de materiales y de fabricación desde la fecha de entrega hasta que termine el periodo de garantía. Durante el periodo de garantía, OHAUS reparará, o, como opción propia, reemplazará cualquier componente(s) que se muestre defectuoso sin costo alguno siempre y cuando el producto sea devuelto con flete prepagado a OHAUS. Esta garantía no es válida si el producto ha sido dañado por accidente o mal uso, si se expone a materiales radiactivos o corrosivos, si tiene materiales extraños en el interior o si se dañó como resultado del servicio técnico o modificación realizada por el personal ajeno a OHAUS. En lugar de una tarjeta de registro de garantía devuelta adecuadamente, el periodo de garantía deberá iniciar en la fecha de envío al distribuidor autorizado. OhausCorporation no otorga ninguna otra garantía expresa o implícita. OhausCorporation no será responsable de ningún daño resultante.

Dado que la legislación de garantía varía según el estado y el país, contáctese con OHAUS o con su distribuidor local de OHAUS para conocer más detalles.

### Registro del producto

Proteja su inversión. Registre su producto con su distribuidor local de OHAUS. En EE. UU. y Canadá, regístrelo en línea en [www.ohaus.com](http://www.ohaus.com).



## 1. INTRODUCTION

Ce manuel contient les instructions d'installation, de fonctionnement et de maintenance des balances de la sérieNavigator™. Veuillez lire entièrement le manuel avant l'utilisation de la balance.

### 1.1 Définition des symboles et signaux d'avertissement

**AVERTISSEMENT** Pour une situation dangereuse à risque moyen, qui pourrait résulter en une blessure ou la mort si non évitée.

**PRUDENCE** Pour une situation dangereuse à risque faible, qui pourrait résulter en l'endommagement de la machine, de biens, ou la perte de données si non évitée.

**Attention** Pour les informations importantes concernant le produit.

**Note** Pour les informations utiles concernant le produit.



Risque général



Risque d'électrocution.

### 1.2 Consignes de sécurité




**PRUDENCE** : Lire toutes les mesures de sécurité avant l'installation, la connexion et l'entretien de l'équipement. Le non-respect de ces mesures pourrait causer des blessures personnelles et/ou endommager le matériel. Conserver ces mesures de sécurité pour les futures utilisations.

- Assurez-vous que la tension d'entrée de l'adaptateur AC correspond avec l'alimentation électrique AC locale.
- Positionner la machine afin que l'adaptateur AC puisse facilement être déconnecté de la prise murale.
- Positionner le câble d'alimentation afin qu'il ne représente pas un obstacle ou un risque quelconque.
- N'utiliser la machine que dans des conditions ambiantes spécifiées dans ces instructions.
- N'utiliser la machine qu'en intérieur.
- Ne pas utiliser la balance dans des zones dangereuses.
- N'utilisez la balance que dans des endroits secs.
- N'utiliser la machine qu'avec des périphériques et des accessoires approuvés.
- Débrancher l'alimentation lors de l'entretien.
- La maintenance ne doit être effectuée que par un personnel autorisé.

### 1.3 Utilisations préconisées

N'utiliser la machine que pour peser dans des conditions spécifiées dans ces instructions. Tout autre type d'utilisation ou dans des conditions au-delà des limites techniques sans le consentement écrit d'OHAUS, n'est pas préconisée. Cet instrument respecte les standards de l'industrie et les règles de sécurité en vigueur. Cependant, il peut y avoir un risque à l'utilisation. Si la machine n'est pas utilisée dans les conditions décrites dans le manuel d'utilisation, les règles de sécurité sont compromises et OHAUS n'assume aucune responsabilité.

## 1.4 Éléments de commande

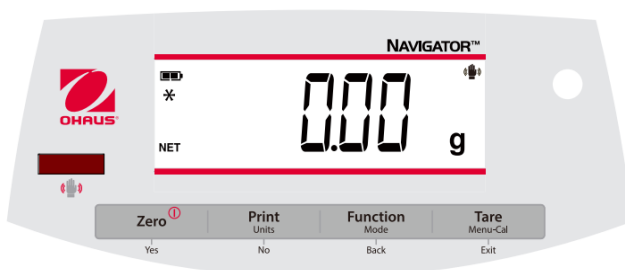

Bouton	Fonctions
<b>Zero</b> ①	Appuyer brièvement (en marche): met l'écran à zéro (à l'arrêt): Met la balance en marche
<b>Yes</b>	Appuyer longuement (en marche): Met la balance à l'arrêt Appuyer longuement (dans le menu): Sélectionne/accepte les paramètres affichés
<b>Print</b> <b>Unités</b> <b>No</b>	Appuyer brièvement: Affiche l'interface de manuel pour la description du fonctionnement. Appuyer longuement: Navigue entre les unités actives Appuyer brièvement (dans le menu): Navigue entre les paramètres disponibles
<b>Function</b> <b>Mode</b> <b>Back</b>	Appuyer brièvement : Sélectionne les paramètres de fonction Appuyer longuement: Sélectionne le mode actif Appuyer brièvement (dans le menu): Retourne aux paramètres précédents
<b>Tare</b> <b>Menu-Cal</b> <b>Exit</b>	Appuyer brièvement: Entrer / effacer une valeur de tare Appuyer longuement: Accéder au menu utilisateur Appuyer brièvement (dans le menu): Quitter rapidement le menu utilisateur
<b>IR Sensor*</b>	Les capteurs IR peuvent être programmés pour fonctionner comme des boutons "sans contact". Pour les paramètres disponibles, voir le menu utilisateur, section 4,3.

Les capteurs IR peuvent être activés manuellement ou par d'autres objets placés à environ 12 mm (1/2 inch) au-dessus de l'emplacement des capteurs. La distance d'activation des capteurs varie en fonction de la réflectivité de l'objet. En cas d'activation involontaire due à des situations isolées, les capteurs peuvent être désactivés.

\* La disponibilité du capteur infrarouge dépend du modèle et de la région.




## 2. INSTALLATION

### 2.1 Contenu de l'emballage

- Balance
- Adaptateur de puissance
- Carte de garantie
- Plateau
- Guide utilisateur

### 2.2 Verrouillage de transport


Le verrouillage de transport est situé en dessous de la balance. Placez le curseur en position déverrouillée.

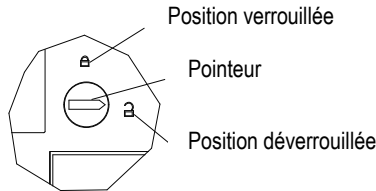

### 2.3 Emplacement


Utilisez la balance sur une surface ferme et stable. Evitez les endroits où le courant d'air est excessif, les vibrations, les sources de chaleur ou les variations rapides de températures.

Réglez les pieds de telle sorte que la bulle soit au centre du cercle.

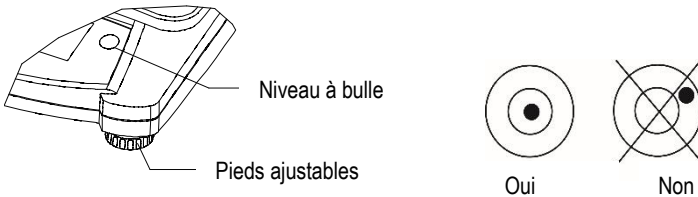

### 2.4 Mise en marche

L'adaptateur AC est utilisé pour mettre la balance en marche en l'absence de piles.

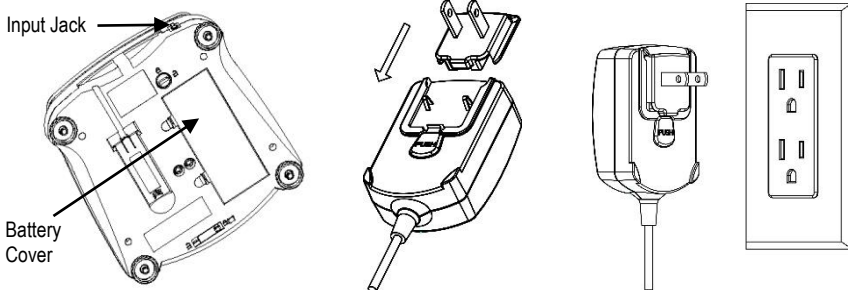

Connectez la fiche de l'adaptateur

Connectez l'adaptateur AC à l'alimentation électrique AC.

**Installation des piles**(sans piles internes optionnelles):

Retirez le couvercle et installez 4 piles en respectant la polarité indiquée sur le compartiment.

**Batteries rechargeables optionnelles**

Les balances avec batterie rechargeable doivent être chargées pendant 12 heures avant de pouvoir fonctionner pour la première fois à l'aide des piles. Les piles sont protégées de la surcharge, la balance peut donc rester connectée au courant secteur. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant de batteries sur l'écran cesse de clignoter.

Pour retirer la batterie rechargeable optionnelle et installer des piles C, consultez le manuel d'instructions de la batterie rechargeable et suivez les consignes pas-à-pas ainsi que les instructions d'élimination.



**Mise en garde:** Risque d'explosion en cas de remplacement de la batterie rechargeable par une batterie d'un autre type ou en cas d'installation incorrecte.

**Remarque:**

Après la mise sous tension, il est recommandé de laisser la balance chaude pendant au moins 5 minutes avant de l'utiliser.

**2.5 Calibrage initial**

Après l'installation initiale de la balance, elle doit être calibrée afin de produire des résultats précis.

Appuyez et maintenez enfoncée la touche **Menu-Cal** jusqu'à ce que [MENU] (menu) soit affiché. Lorsque vous relâchez le bouton, l'écran affichera [C.A.L.]. Appuyez sur **Yes** pour accepter, l'écran affichera alors, [SPRN]. Appuyez à nouveau sur **Yes** pour commencer le calibrage de la portée. [- -C - -] Clignote pendant l'enregistrement de la lecture zéro. Par la suite, l'écran affiche la valeur du poids de calibrage. Placez la masse de calibrage spécifiée sur le plateau. [- -C - -] clignote pendant l'enregistrement de la lecture. La balance retourne au mode de fonctionnement précédent et est prête à l'emploi.

Masses requises pour le calibrage de la portée (vendues séparément)					
Capacité	Masse	Capacité	Masse	Capacité	Masse
200g–420g	200g	1,6kg – 2,2kg	1kg	16kg – 22kg	10kg
600g – 620g	300g	3,2kg – 4,2kg	2kg		
1 kg – 1,2kg	500g	6kg – 12kg	5kg		

### 3. Fonctionnement

A l'exception du pesage, tous les modes doivent être actifs dans le menu utilisateur avant d'être disponibles, voir section 4.

#### 3.1 Mode pesage

1. Appuyez et maintenez enfoncé la touche **Mode** jusqu'à ce que [**Wt IGH**] (poids) soit affiché.
2. Au besoin, placez un récipient vide sur le plateau et appuyez sur **Tare**.
3. Ajoutez du matériel dans le récipient. L'écran affiche le poids du matériel.

#### 3.2 Mode comptage de pièces

Ce mode permet de compter de grandes quantités d'articles sur la base du poids d'un comptage de référence.

1. Placez un récipient vide sur le plateau et appuyez sur **Tare**.
2. Appuyez et maintenez le bouton **Mode** jusqu'à ce que [**Count**] (décompte) s'affiche. [**Clr.APU**] (Effacer le poids moyen de pièce) s'affichera alors.
3. Appuyez sur **Non** pour utiliser le poids moyen de pièce enregistré. Continuez à l'étape 6.
4. Appuyez sur **Oui** pour établir un poids moyen de pièce. La balance affichera la taille de l'échantillon enregistré, par ex. [**Pwt ID**]. Appuyez sur **No** ou **Back** pour naviguer entre les choix (5, 10, 20, 50 or 100).
5. Placez le nombre de pièces indiqué sur le plateau et appuyez sur **Yes** pour calculer le poids moyen de pièce. L'écran affiche le comptage de pièces. Remarque: Appuyez sur **Function** pour voir le poids moyen de pièce actuel.
6. Ajoutez des pièces jusqu'à ce que le compte désiré soit atteint.
7. Pour effacer le poids moyen de pièce enregistré, appuyez et maintenez le bouton **Mode** jusqu'à ce que [**Count**] soit affiché. Appuyez sur **Yes** lorsque [**Clr.APU**] apparaît.

#### 3.3 Mode pourcentage

Ce mode permet de mesurer le poids d'un échantillon en tant que pourcentage d'un poids de référence.

1. Placez un récipient vide sur le plateau et appuyez sur **Tare**.
2. Appuyez et maintenez le bouton **Mode** jusqu'à ce que [**Percnt**] apparaisse. [**Clr.rEF**] (Effacer la référence) s'affichera alors.
3. Appuyez sur **No** pour utiliser le poids de référence enregistré et passez à l'étape 6.
4. Appuyez sur **Yes** pour établir une nouvelle référence. La balance affiche maintenant [**Pwt.rEF**].
5. Ajoutez le matériel de référence désiré dans le récipient. Appuyez sur **Yes** pour enregistrer le poids de référence. L'écran affiche 100%.  
Remarque: Appuyez sur **Function** pour voir le poids de référence actuel.
6. Remplacez le matériel de référence par le matériel d'échantillon. L'écran affiche le pourcentage de l'échantillon par rapport au poids de référence.
7. Pour supprimer la référence enregistrée, appuyez et maintenez le bouton **Mode** jusqu'à ce que [**Percnt**] apparaisse. Appuyez sur **Yes** lorsque [**Clr.rEF**] s'affiche.

### 3.4 Mode contrôle de poids

Ce mode permet de définir des limites inférieures et supérieures de poids pour des processus de contrôle de portions.

1. Appuyez et maintenez le bouton **Mode** jusqu'à ce que [**CHECT**] (contrôle) s'affiche. [**CLR.FEF**] (Effacer les références) apparaît alors.
2. Appuyez sur **No** pour utiliser les limites de poids de référence enregistrée et passez à l'étape 5. Remarque: Appuyez sur **Fonction** pour voir les limites inférieures et supérieures de poids de référence.
3. Appuyez sur **Oui** pour définir de nouvelles valeurs de référence. La balance affiche alors [**SEt. Lp**]. Appuyez sur **Yes** pour voir la valeur limite "inférieure". Appuyez sur **Oui** pour accepter ou sur **No** pour modifier la valeur limite "inférieure". La valeur enregistrée s'affiche avec le premier chiffre mis en évidence [**000,000**kg]. Appuyez à plusieurs reprises sur **No** jusqu'à ce que le chiffre souhaité apparaisse. Appuyez sur **Oui** pour accepter et passer au chiffre suivant. Répétez l'opération jusqu'à ce que tous les chiffres soient corrects. Appuyez sur **Oui** pour accepter la valeur limite "inférieure", [**SEt. H i**] apparaît.
4. Répétez la même procédure pour accepter ou modifier la valeur "supérieure".
5. Placez le matériel de l'échantillon sur le plateau. Le voyant "Accepter" indique maintenant si l'échantillon se situe dans la plage acceptable.
6. Pour supprimer les valeurs de référence enregistrées, appuyez et maintenez le bouton **Mode** jusqu'à ce que [**CHECT**] apparaisse. Appuyez sur **Oui** lorsque [**CLR.FEF**] s'affiche.

## 4. REGLAGES

Le menu utilisateur permet de personnaliser les paramètres de la balance.

Remarque: Des sous-menus additionnels peuvent être disponibles si des options d'interface sont installées. Voir le manuel utilisateur d'interface pour d'autres informations concernant les réglages.

### 4.1 Navigation de menu

Menu utilisateur:

<i>Sous-menus:</i>	<i>.C.a.l.</i>	<i>.S.e.t.u.p.*</i>	<i>.M.o.d.e.</i>	<i>.U.n.i.t.*</i>	<i>.E.n.d.</i>
<i>Eléments de menu:</i>	<i>Span Lin</i>	<i>A-off Disply Bright IR.Func**</i>	<i>Count Percnt Check</i>	<i>g kg ...</i>	
	<i>End</i>	<i>End</i>	<i>End</i>	<i>End</i>	

\* Remarque: Les réglages disponibles variant en fonction des modèles et des régions

\*\* La disponibilité du capteur infrarouge dépend du modèle et de la région.

Appuyez et maintenez le bouton Menu jusqu'à ce que [**MENU**] (Menu) apparaisse. Lorsque vous relâchez le bouton, le premier sous-menu [**CAL**] (Cal) s'affichera.

Appuyez sur **Yes** pour entrer dans le sous-menu affiché ou sur **No** pour accéder au prochain.

La sélection d'un sous-menu entraîne l'affichage du premier élément de menu. Appuyez sur **Yes** pour visualiser les paramètres de l'élément de menu ou sur **No** pour passer à l'élément suivant. Lorsque vous visualiser les paramètres, appuyez sur **Yes** pour les accepter ou sur **No** pour les modifier. Lorsque [**End**] s'affiche, appuyez sur **Yes** pour retourner à la sélection de sous-menu ou sur **No** pour retourner au premier élément du menu actuel.

## 4.2 Sous-menu Cal

- Portée[**SPAN**] (yes,no) –Lance un processus de calibrage de portée (lecture zéro et portée). Un calibrage de portée est important lors du réglage initial de la balance.
- Lin [**L IN**] (yes,no) –Lance un processus de calibrage de linéarité (lecture zéro, point médian et portée).

## 4.3 Réglages sous-menu

Sur la base de la fonctionnalité, l'écran LCD rétroéclairé affichera différents éléments de menu ou paramètres.

- Auto Off[**A-OFF**] (on, off) –Lorsque l'extinction automatique est réglée sur "on", la balance s'éteindra automatiquement après 5 minutes d'inactivité. Cette fonction permet d'économiser la batterie.
- Display[**d SPLY**] (on, auto,off)–Ce réglage permet de contrôler le rétroéclairage de l'écran LCD: éclairage permanent, extinction automatique après 5 secondes d'inactivité de la balance ou toujours éteint.
- IR Sensor[ **Ir.Func**] (Off, Tare, Function, Print, Zero, Display)–Ces réglages déterminent le rôle du capteur IR. "Zero", "Print", "Function" ou "Tare" Permettent au capteur IR de fonctionner de la même manière que les boutons reliés à lui. "Display" permet d'activer l'écran si le mode Display-Auto est activé. "Off" permet de désactiver le capteur.\*

\* La disponibilité du capteur infrarouge dépend du modèle et de la région.

## 4.4 Menus modes

Ce sous-menu permet d'activer des modes afin qu'ils puissent être utilisés par le biais du bouton Mode. Le mode de pesage est toujours activé.

- Comptage de pièces [**COUNT**] (on, off) –Régler sur on afin que le mode soit activé.
- Pourcentage [**PERCENT**] (on, off) - Régler sur on afin que le mode soit activé.
- Contrôle de poids [**CHECK**] (on, off) - Régler sur on afin que le mode soit activé.


## 4.5 Menus unités

Ce sous-menu permet d'activer des unités afin qu'elles soient accessibles à l'aide du bouton **Units**. Les unités dans le menu doivent être réglées sur "on" pour être activées.

Note: Les unités et les modes disponibles peuvent varier d'un modèle à l'autre et en fonctions des lois locales en vigueur.

## 4.6 Blocage de l'accès aux réglages de la balance

Le bouton de verrouillage du menu permet de limiter les modifications des menus Cal, Setup, Mode et Unit. Sur les modèles homologués, le bouton pourrait définir certains réglages de la balance tel qu'exigé par l'agence d'homologation. Le bouton peut être sécurisé à l'aide de sceaux de papier, joints de fil ou attaches en plastique.

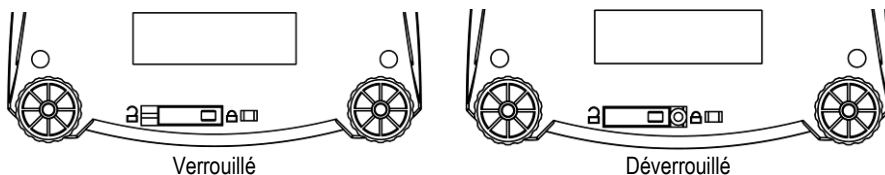

## 5. MAINTENANCE

### 5.1 Nettoyage



**AVERTISSEMENT** : Risque d'électrocution. Débrancher la source d'alimentation avant le nettoyage.

Assurez-vous qu'aucun liquide n'entre à l'intérieur de la machine.



**Attention** : Ne pas utiliser de solvants, de produits chimiques durs, d'ammoniac, ou de produits abrasifs.

Les parties extérieures de la machines peuvent être nettoyées avec un morceau de tissu et de l'eau ou un détergent léger.

### 5.2 Dépannage

Le tableau suivant récapitule les problèmes courants ainsi que leurs causes possibles et les solutions. Si le problème persiste, contactez OHAUS ou votre revendeur autorisé.

Symptôme	Cause possible	Solution
Impossible de mettre en marche	La balance n'est pas alimentée en énergie	Vérifier les connexions et la tension
Faible précision	Mauvais calibrage Environnement instable	Effectuer un calibrage Déplacer la balance vers un endroit approprié
Impossible de calibrer	Environnement instable Masse de calibrage incorrecte	Déplacer la balance vers un endroit approprié Utiliser la masse de calibrage correcte
Impossible d'accéder au mode	Mode désactivé	Accéder au menu et active le mode
Impossible d'accéder à l'unité	Unité désactivée	Accéder au menu et activer l'unité
<b>Lo rEF</b>	Le poids de référence est trop faible	Augmenter le poids de référence
<b>rEFErr</b>	Comptage de pièces- poids de l'échantillon<1d.	Affiche l'erreur-quitte le mode passe à <b>[CLr.APU]</b> .
<b>Err 3.0 CAL</b>	Masse de calibrage incorrecte	Voir section 2,5 pour les masses correctes
<b>Err 4.4 Full</b>	Le tampon RS232 est plein	Mettre le protocole en marche, voir manuel utilisateur de l'interface.
<b>Err 8.1 Load</b>	Portée du zero de démarrage dépassée	Nettoyer le plateau, contrôler le réglage du verrouillage de transport
<b>Err 8.2 Load</b>	Zéro de démarrage inférieur à la portée	Installer le plateau, contrôler le réglage du verrouillage de transport
<b>Err 8.3 Load</b>	Surcharge (>cap+9e)	Le poids dépasse la capacité maximale de la balance
<b>Err 8.4 Load</b>	Charge trop faible	La lecture est inférieure à la portée minimale – veuillez réinstaller le plateau
<b>Err 8.6 999999</b>	Valeur affichée>999999	Les résultats dépassent la capacité d'affichage
<b>Err 9 dRA</b>	Erreur données internes.	Contacteur un agent d'entretien autorisé
<b>Err 13MEM</b>	Echec d'écriture EEPROM.	Contacteur un agent d'entretien autorisé
<b>Err 53 CSUM</b>	Bloc de données invalide	Contacteur un agent d'entretien autorisé

### 5.3 Informations concernant l'entretien

Si la section de dépannage ne résout ou ne décrit pas votre problème, contactez votre agent d'entretien OHAUS autorisé. Pour une assistance de service ou un appui technique aux Etats unis, appelez gratuitement le numéro 1-800-526-0659 entre 8h00 et 17h00 EST. Un spécialiste des produits OHAUS sera à votre disposition pour vous assister. Si vous êtes en dehors des Etats unis, veuillez visiter le site [www.ohaus.com](http://www.ohaus.com) afin de localiser le bureau OHAUS le plus proche de vous.

## 6. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classement de la machine :

- Degré de pollution 2 ;
- Catégorie d'installation II ;
- Altitude 2000m ;
- Humidité : maximum 80% à des températures allant jusqu'à 31°C, avec un baisse linéaire jusqu'à 50% à 40°C ; sans condensation ;
- Matériel électrique : 12VDC 500mA, à utiliser avec un adaptateur secteur certifié/listé ou sur batterie ;
- Utilisation intérieure uniquement ;
- Température d'utilisation : 0°C à 40°C ;
- Les fluctuations du voltage d'alimentation ne doivent pas dépasser  $\pm 10\%$  des valeurs nominales.

### 6.1 Spécifications

Spécifications typiques:

Temps de stabilisation	≤1 seconde(s)
Portée de tare	Jusqu'à la capacité par soustraction
Modes de fonctionnement	pesage, pourcentage, comptage de pièces, Contrôle de poids
Unités de pesage	Non homologuées: ct, g, kg, grn, lb, oz, lb:oz, ozt, N, dwt, tael (3), tola, tical Modèles homologués: g, kg, ct
Alimentation AC	Adaptateur AC (fourni)- 12 VDC, 500 mA
Puissance de la batterie	4 piles C (LR14) (non fournies) ou batterie rechargeable en option
Calibrage	Numérique avec poids externe
Ecran LCD	LCD à chiffres 7 segments avec rétroéclairage LED blanc
Taille de l'écran	20 mm / 0,78" chiffres
Clavier	Superposition de 4 boutons plus un programmable pour capteurs IR
Taille du plateau (l x D)	<b>NV:</b> Ø145 mm / 190 mm x 144 mm <b>NVT:</b> 230 mm x 174 mm
Poids net	<b>NV:</b> 1,0 kg / 2,2 lb <b>NVT:</b> 1,5 kg / 3,3 lb
Poids d'expédition	<b>NV:</b> 1,5 kg / 3,3 lb <b>NVT:</b> 2,3 kg / 5,1 lb

\*La disponibilité varie en fonction des modèles et des régions


**Modèles non homologués:**

Modèle*	Capacité	Lisibilité (d)	Répétabilité (Std. Dev.)	Linéarité	Masses de calibrage du plateau	Masses de calibrage de linéarité
NV222	220g	0,01g	1d	±2d	200g	100g, 200g
NV422	420g	0,01g	2d	±2d	200g	200g, 400g
NV622	620g	0,01g	2d	±2d	300g	300g, 600g
NV221	220g	0,1g	1d	±2d	200g	100g, 200g
NV621	620g	0,1g	1d	±2d	300g	300g, 600g
NV1201	1200g	0,1g	1d	±2d	500g	500g, 1kg
NV2201	2200g	0,1g	1d	±2d	1kg	1kg, 2kg
NVT2201	2200g	0,1g	1d	±2d	1kg	1kg, 2kg
NVT4201	4200g	0,1g	2d	±2d	2kg	2kg, 4kg
NVT6201	6200g	0,1g	2d	±2d	5kg	3kg, 6kg
NVT2200	2200g	1g	1d	±2d	1kg	1kg, 2kg
NVT6200	6200g	1g	1d	±2d	5kg	3kg, 6kg
NVT12000	12000g	1g	1d	±2d	5kg	5kg, 10kg
NVT22000	22000g	1g	1d	±2d	10kg	10kg, 20kg

**Modèles Homologués:**

Modèle*	Max=	e=	Approval Class	Span Cal. Wt.	Lin. Cal.Wt.
NVT1601M	1600g	0,5g	III	1kg	1kg, 1,5kg
NVT3200M	3200g	1g	III	2kg	2kg, 3kg
NVT6400M	6400g	2g	III	5kg	3kg, 6kg
NVT16000M	16000g	5g	III	10kg	10kg, 15kg

\*\* La disponibilité dépend de la région.

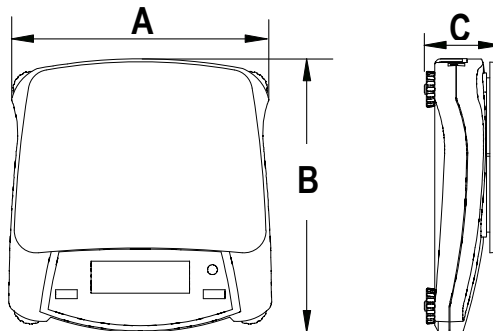


**6.2 Dessins**

	A	B	C
NV	230 mm / 9 in.	204 mm / 8 in.	70 mm / 2.8 in.
NVT	240 mm / 9.5 in.	250 mm / 9.8 in.	74 mm / 2.9 in.



### 6.3 Conformité

La conformité avec les normes suivantes est indiquée par la marque correspondante sur le produit

Marque	Norme
	Ce produit est conforme aux directives UE2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU (CEM), 2014/35/EU (LVD) et 2014/31/EU (NAWI). La déclaration de conformité UE est disponible en ligne sur le site <a href="http://www.ohaus.com/ce">www.ohaus.com/ce</a> .
	Ce produit est conforme avec la directive UE 2012/19/EU (DEEE). Veuillez éliminer ce produit conformément aux dispositions locales au point de collecte spécifié pour les équipements électriques et électroniques. Pour les instructions d'élimination en Europe, veuillez visiter le site <a href="http://www.ohaus.com/weee">www.ohaus.com/weee</a> .
	EN 61326-1

#### Instruments de pesage vérifiés en Union Européenne

Lorsque l'instrument est utilisé dans le commerce ou pour une application légalement contrôlée, il doit être réglé, vérifié et scellé conformément à la réglementation locale en matière de poids et mesures. Il est de la responsabilité de l'acheteur de s'assurer que toutes les exigences légales locales sont respectées.

Les instruments de pesage vérifiés sur le lieu de fabrication portent la marque de métrologie supplémentaire suivante sur la plaque signalétique.



Les instruments de pesage qui doivent être vérifiés à deux niveaux ne portent pas de marque de métrologie supplémentaire sur la plaque signalétique. Le second niveau d'évaluation de la conformité doit être réalisé par les autorités compétentes en matière de poids et mesures.

Si la période de validité de la vérification est limitée par la réglementation nationale, l'utilisateur de l'instrument de pesage doit obligatoirement respecter la période de renouvellement de la vérification et informer les autorités en charge des poids et mesures.

Etant donné que les exigences en matière de vérification varient selon les juridictions, l'acheteur doit contacter le bureau en charge des poids et mesures de sa localité s'il n'est pas informé des exigences.

**Note FCC**

Ce matériel a été testé et respecte les limites des machines digitales de catégorie B telles que décrites dans les Règles de la FCC, partie 15. Des limites sont conçues afin de fournir une protection raisonnable dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise, et peut émettre de l'énergie et des ondes radio ; si l'installation et l'utilisation ne se font pas en accord avec les instructions fournies, ces émissions peuvent représenter un risque d'interférence avec les communications radio. Il n'y a aucune garantie contre les interférences dans une installation spécifique. Si des interférences avec la radio ou la télévision étaient observées, par exemple en allumant puis en éteignant l'appareil, il est conseillé à l'utilisateur de résoudre le problème d'une ou plusieurs manières suivantes :

- Déplacer ou réorienter l'antenne.
- Eloigner l'équipement du récepteur.
- Connecter l'équipement à un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter un technicien spécialisé.

Apporter des changements ou des modifications non approuvées par une autorité responsable peuvent annuler la capacité de l'utilisateur à utiliser la machine.

**Remarque Industrie Canada**

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la réglementation canadienne ICES-003.

**Enregistrement ISO 9001**

Le système de management en vigueur pour la production de cet appareil est certifié ISO 9001.

## GARANTIE LIMITEE

Ohaus garantit que ses produits sont exempts de défauts matériels et de fabrication à compter de la date de livraison pendant toute la durée de la garantie. Selon les termes de cette garantie, Ohaus s'engage, sans frais de votre part, à réparer ou, selon son choix, remplacer toutes les pièces jugées défectueuses, sous réserve que le produit soit retourné, frais payés d'avance, à Ohaus. Cette garantie n'entre pas en vigueur si le produit a subi des dommages suite à un accident ou une utilisation erronée, a été exposé à des matériaux radioactifs ou corrosifs, contient des matériaux étrangers ayant pénétré à l'intérieur ou suite à un service ou une modification apportés par des techniciens autres que ceux d'Ohaus. En l'absence d'une carte d'enregistrement de garantie dûment remplie, la période de garantie commence à la date de l'expédition au revendeur agréé. Aucune autre garantie expresse ou implicite n'est offerte par Ohaus Corporation. En aucun cas, Ohaus Corporation ne peut être tenu responsable des dommages indirects.

Dans la mesure où les lois régissant les garanties varient d'un État à l'autre et d'un pays à l'autre, veuillez contacter Ohaus ou votre représentant local agréé Ohaus pour de plus amples informations.

### Enregistrement du produit



Protégez votre investissement. Enregistrez votre produit chez votre revendeur OHAUS local. Aux Etats unis et au Canada, enregistrez votre produit en ligne sur le site [www.ohaus.com](http://www.ohaus.com).



## 1. Einführung

Dieses Handbuch enthält Installations-, Bedienungs- und Wartungsanweisungen für die Navigator™-Serie. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie die Waage in Betrieb nehmen.

### 1.1 Definition der Warnhinweise und Symbole

<b>WARNUNG</b>	Für eine gefährliche Situation mit mittlerem Risiko, die zu Verletzungen oder zum Tod führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
<b>ACHTUNG</b>	Für eine gefährliche Situation mit geringem Risiko, die zu Schäden am Gerät oder am Eigentum oder zu Datenverlust oder Verletzungen führt, wenn sie nicht vermieden wird.
<b>Vorsicht Hinweis</b>	Für wichtige Informationen über das Produkt Für nützliche Informationen über das Produkt Allgemeine Gefährdung
	
	Gefahr durch elektrischen Schlag

### 1.2 Sicherheitshinweise




**ACHTUNG:** Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, bevor Sie dieses Gerät installieren, anschließen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen. Bewahren Sie alle Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

- Vergewissern Sie sich, dass die Eingangsspannung des Netzteils mit der lokalen Stromversorgung kompatibel sind.
- Positionieren Sie das Gerät so, dass das Netzteil leicht von der Steckdose getrennt werden kann.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es kein Hindernis oder eine Stolpergefahr darstellen kann.
- Benutzen Sie das Gerät nur unter den in dieser Anleitung genannten Umgebungsbedingungen.
- Das Gerät ist nur für den Innenbereich bestimmt.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in gefährlichen oder explosiven Umgebungen.
- Verwenden Sie das Gerät nur an trockenen Orten.
- Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör und Peripheriegeräte.
- Trennen Sie das Gerät zur Reinigung vom Stromnetz.
- Die Wartung darf nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden.

### 1.3 Verwendungszweck

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich zum Wiegen, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Art der Nutzung und des Betriebs außerhalb der Grenzen der technischen Spezifikationen ohne schriftliche Zustimmung von OHAUS gilt als nicht bestimmungsgemäß. Dieses Gerät entspricht den geltenden Industriestandards und den anerkannten Sicherheitsvorschriften, kann jedoch eine Gefahr im Gebrauch darstellen. Wird das Gerät nicht gemäß dieser Betriebsanleitung verwendet, kann der vorgesehene Schutz des Gerätes beeinträchtigt werden und OHAUS übernimmt keine Haftung.

## 1.4 Kontrolltasten

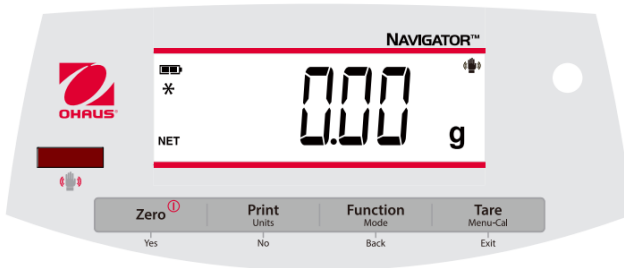

Kontrolltaste	Funktionen
<b>Zero (Null)</b> ⓘ	Kurzes Drücken (wenn eingeschaltet): Setzt die Anzeige auf Null (wenn ausgeschaltet): Schaltet die Waage ein Langes Drücken (wenn eingeschaltet): Schaltet die Waage aus.
<b>Yes (Ja)</b>	Kurzes Drücken (im Menü): Wählt/akzeptiert die angezeigte Einstellung.
<b>Print (drucken)</b>	Kurzes Drücken: Eine Beschreibung der Funktionsweise finden Sie im Schnittstellen-Handbuch.
<b>Units (Einheit)</b> <b>No (Nein)</b>	Langes Drücken: Schaltet durch aktive Einheiten durch Kurzes Drücken (im Menü): Schaltet durch die verfügbaren Einstellungen durch.
<b>Function (Funktion)</b> <b>Mode (Modus)</b> <b>Back (Zurück)</b>	Kurzes Drücken: Wählt die Funktionseinstellung aus Langes Drücken: Wählt den aktiven Modus aus Kurzes Drücken (im Menü): Rückkehr zu den vorherigen Einstellungen
<b>Tara</b> <b>Menu-Cal</b> <b>Exit (Ende/Zurück)</b>	Kurzes Drücken: Einen Eigengewicht-Wert eingeben / löschen Langes Drücken: Öffnet das Benutzermenü Kurzes Drücken (im Menü): Schnelles Verlassen des Benutzermenüs
<b>IR Sensor*</b>	IR-Sensoren können so programmiert werden, dass sie als "berührungslose" Tasten fungieren. Für die verfügbaren Einstellungen siehe Abschnitt 4,3 des Benutzermenüs.

Die IR-Sensoren können durch eine Hand oder ein anderes Objekt aktiviert werden, das sich etwa 12 mm (½ Zoll) über den Sensorpositionen befindet. Der Aktivierungsabstand des Sensors variiert je nach der Reflexionseigenschaft des Objekts. Wenn aufgrund von besonderen Situationen unerwünschte Aktivierungen auftreten, können die Sensoren abgeschaltet werden.

\* Die Verfügbarkeit des IR-Sensors hängt von Modell und Region ab.


## 2. AUFBAU

### 2.1 Verpackungsinhalt

- Waage
- Stromadapter
- Garantiekarte
- Schale
- Bedienungsanleitung



### 2.2 Transportsicherung

Die Transportsicherung befindet sich unter der Waage. Drehen Sie den Zeiger in die entriegelte Position.

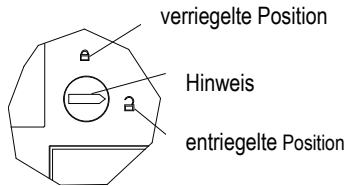


### 2.3 Bedienstandort

Verwenden Sie die Waage auf einem festen, ebenmäßigen Untergrund. Vermeiden Sie Orte mit übermäßigem Luftstrom, Vibrationen, Wärmequellen oder schnellen Temperaturänderungen. Stellen Sie die Nivellierfüße so ein, dass die Blase im Kreis zentriert ist.

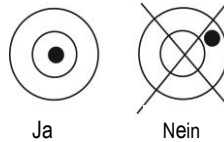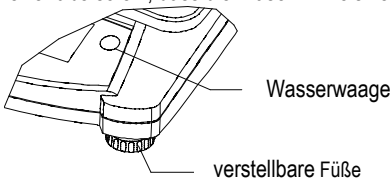


### 2.4 Strom

Das Netzteil wird zur Stromversorgung der Waage verwendet, wenn keine Batterie benötigt wird.

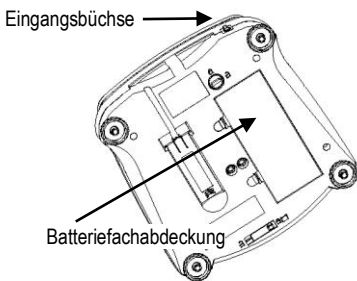

Verbinden Sie den Netzstecker mit der Eingangsbüchse.

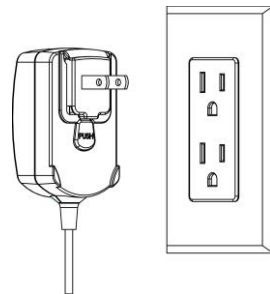

Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

**Batterieeinbau** (ohne optionale interne Batterie):

Entfernen Sie den Batteriedeckel und legen Sie 4 Batterien ein. Achten Sie auf die Polaritätsanzeigen, wie im Batterie-Fach gezeigt.

**Optionaler wiederaufladbarer Akku**

Waagen mit optionalem Akku müssen 12 Stunden lang aufgeladen werden, bevor die Waage zum ersten Mal im Akkubetrieb benutzt werden kann. Der Akku ist vor Überladung geschützt, so dass die Waage an das Stromnetz angeschlossen bleiben kann. Wenn der Akku vollständig geladen ist, hört die Batterieanzeige im Display auf zu blinken.

Um den Akku zu entfernen und C-Zellen-Batterien einzubauen, lesen Sie den Abschnitt „Wiederaufladbarer Akku“ in der Bedienungsanleitung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung sowie eine Entsorgungsanleitung.



**ACHTUNG:** Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku durch einen falschen Batterietyp ersetzt oder nicht richtig angeschlossen wird.

**Hinweis:**

Nach dem Einschalten wird empfohlen, vor der Verwendung die Waage für mindestens 5 Minuten warm werden zu lassen.

**2.5 Erstkalibrierung**

Bei der Erstinstallation sollte die Waage kalibriert werden, um genaue Ergebnisse zu gewährleisten.

Halten Sie **Menu-Cal** gedrückt, bis [**MENU**] (Menü) angezeigt wird. Wenn Sie die Taste loslassen, erscheint auf der Anzeige [**C.R.L.**]. Drücken Sie zum Bestätigen auf **Yes (Ja)**; [**SPAN**] wird dann angezeigt. Drücken Sie erneut **Yes (Ja)**, um die Bereichskalibrierung zu starten. [- - -] blinkt, während der Nullwert gespeichert wird. Anschließend zeigt die Anzeige den Wert des Justiergewichts an. Legen Sie die angegebene Kalibriermasse auf die Waagschale. [- - -] blinkt, während der Messwert gespeichert wird. Die Waage kehrt in den vorherigen Anwendungsmodus zurück und ist betriebsbereit.

Erforderliche Kalibriermasse für den Messbereich (separat erhältlich)					
Kapazität	Masse	Kapazität	Masse	Kapazität	Masse
200 g – 420 g	200 g	1,6 kg – 2,2 kg	1 kg	16 kg – 22 kg	10 kg
600 g – 620 g	300 g	3,2 kg – 4,2 kg	2 kg		
1 kg – 1,2 kg	500 g	6 kg – 12 kg	5 kg		



## 3. BEDIENUNG

Alle Modi außer zum Wiegen müssen im Benutzermenü aktiviert werden, bevor sie verfügbar sind, siehe Abschnitt 4.

### 3.1 Gewichts-Modus

1. Halten Sie die Taste **Mode** gedrückt, bis [**WIEG**] (**Wiegen**) angezeigt wird.
2. Stellen Sie bei Bedarf einen leeren Behälter auf die Waagschale und drücken Sie **Tara**.
3. Fügen Sie Material in den Behälter. Auf der Anzeige erscheint das Gewicht des Materials.

### 3.2 Stückzahlmodus

Dieser Modus zählt große Stückzahlen basierend auf dem Gewicht einer Referenzzählung.

1. Stellen Sie einen leeren Behälter auf die Pfanne und drücken Sie **Tara (Eigengewicht)**.
2. Halten Sie **Mode** gedrückt, bis [**Count**] (**Zählen**) angezeigt wird. [**CLr.APW**] (Clear Average Piece Weight – durchschnittliches Stückzahlgewicht) wird dann angezeigt.
3. Drücken Sie **No (Nein)**, um die gespeicherte APW zu verwenden. Fahren Sie mit Schritt 6 fort.
4. Drücken Sie **Yes (Ja)**, um eine APW einzurichten. Die Waage zeigt dann den gespeicherten Probenumfang an, z.B. [Put 10] (Legen Sie 10 Stück ein). Drücken Sie **No (Nein)** oder **Back (Zurück)**, um die Auswahl umzuschalten (5, 10, 20, 50 oder 100).
5. Legen Sie die angegebene Stückzahl auf die Schale und drücken Sie dann **Yes (Ja)**, um die APW zu berechnen. Auf der Anzeige erscheint die Stückzahl. Hinweis: Drücken Sie die Taste **Function (Funktion)**, um die aktuelle APW anzuzeigen.
6. Fügen Sie weitere Stücke hinzu, bis die gewünschte Anzahl erreicht ist.
7. Um die gespeicherte APW zu löschen, halten Sie den **Modus** gedrückt, bis [**Count**] angezeigt wird. Drücken Sie **Yes (Ja)**, wenn [**CLr.APW**] angezeigt wird.

### 3.3 Prozent-Modus

In diesem Modus wird das Gewicht einer Probe als Prozentsatz eines Referenzgewichts gemessen.

1. Stellen Sie einen leeren Behälter auf die Schale und drücken Sie **Tara**.
2. Halten Sie die Taste **Mode (Modus)** gedrückt, bis [**Percnt**] angezeigt wird. [**CLr.ref**] (klare Referenz) wird dann angezeigt.
3. Drücken Sie **No (Nein)**, um das gespeicherte Referenzgewicht zu verwenden und fahren Sie mit Schritt 6 fort.
4. Drücken Sie **Yes (Ja)**, um eine neue Referenz zu erstellen. Der Saldo zeigt nun [Put.ref] an.
5. Fügen Sie das gewünschte Referenzmaterial in den Behälter. Drücken Sie **Yes (Ja)**, um das Referenzgewicht zu speichern. Auf der Anzeige erscheint 100%.  
Hinweis: Drücken Sie die Taste **Function (Funktion)**, um das aktuelle Referenzgewicht anzuzeigen.
6. Ersetzen Sie das Referenzmaterial durch das Probenmaterial. Auf der Anzeige erscheint der Prozentsatz der **Probe** im Vergleich zum Referenzgewicht.
7. Um die gespeicherte Referenz zu löschen, halten Sie den **Modus** gedrückt, bis [**Percnt**] angezeigt wird. Drücken Sie **Yes (Ja)**, wenn [**Clr.ref**] angezeigt wird.

### 3.4 Kontrollwiegemodus

Dieser Modus setzt niedrige und hohe Gewichtsgrenzen für Portionskontrollprozesse.

1. Drücken und halten Sie **Mode** (Modus) gedrückt, bis [**CHECK**] (prüfen) angezeigt wird. [**CL.R.R.EF**] (Referenzen löschen) wird dann angezeigt.
2. Drücken Sie **No (Nein)**, um die gespeicherten Referenzgewichtsgrenzen zu verwenden und fahren Sie mit Schritt 5 fort.  
Hinweis: Drücken Sie die Taste **Function (Funktion)**, um die Grenzen für das niedrige und hohe Referenzgewicht anzuzeigen.
3. Drücken Sie **Yes (Ja)**, um neue Referenzwerte festzulegen. Auf der Waage erscheint dann [**SEL. L0**]. Drücken Sie **Yes (Ja)**, um den Grenzwert "Niedrig" anzuzeigen. Drücken Sie zum Akzeptieren **Yes (Ja)** oder **No (Nein)**, um den Grenzwert "Niedrig" zu bearbeiten. Der gespeicherte Wert wird dann mit der ersten Ziffern hervorgehoben [**000,000 kg**] angezeigt. Drücken Sie wiederholt auf **No (Nein)**, bis die gewünschte Nummer angezeigt wird. Drücken Sie **Yes (Ja)**, um die nächste Ziffer zu bestätigen und zu markieren. Wiederholen Sie dies, bis alle Ziffern korrekt sind. Drücken Sie **Yes (Ja)**, um den "niedrigen" Grenzwert zu übernehmen, [**SEL. H.1**] wird angezeigt.
4. Wiederholen Sie den gleichen Vorgang, um den "hohen" Wert zu übernehmen oder zu bearbeiten.
5. Legen Sie das Probenmaterial auf die Waagschale. Die Anzeige "Accept" (akzeptieren) zeigt nun an, dass sich das Probengewicht im zulässigen Bereich befindet.
6. Um die gespeicherten Referenzwerte zu löschen, halten Sie den **Mode** (Modus) gedrückt, bis [**CHECK**] angezeigt wird. Drücken Sie Ja, wenn [**CL.R.R.EF**] angezeigt wird.

## 4. EINSTELLUNGEN

Das Benutzermenü ermöglicht die Anpassung der Waageneinstellungen.

Hinweis: Zusätzliche Untermenüs sind verfügbar, sofern Schnittstellenoptionen installiert sind. Weitere Informationen zu den zusätzlichen Einstellungen finden Sie im Benutzerhandbuch der Benutzeroberfläche.

### 4.1 Menüführung

Benutzermenü:

Untermenüs:	.C.a.l.	.S.e.t.u.p.*	.M.o.d.e.	.U.n.i.t.*	.E.n.d.
Menüpunkt:	Span Lin	A-off Disply Bright IR.Func**	Count Percnt Check	g kg ...	
	End	End	End	End	

\* Hinweis: Die verfügbaren Einstellungen variieren je nach Modell und Region.

\*\* Die Verfügbarkeit des IR-Sensors hängt von Modell und Region ab.

Halten Sie die Taste **Menu** (Menü) gedrückt, bis [**MENU**] (Menü) angezeigt wird. Nach dem Loslassen wird das erste Untermenü [**CL.R.L.**] (Cal) angezeigt.

Drücken Sie **Yes (Ja)**, um in das angezeigte Untermenü zu gelangen, oder drücken Sie **No (Nein)**, um zum nächsten zu gelangen.

Bei Auswahl eines Untermenüs wird der erste Menüpunkt angezeigt. Drücken Sie **Yes (Ja)**, um die Einstellung des Menüpunkts anzuzeigen, oder drücken Sie **No (Nein)**, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen. Wenn Sie die Einstellung ansehen, drücken Sie **Yes (Ja)**, um die Einstellung zu übernehmen, oder **No (Nein)**, um die Einstellung zu ändern. Wenn [Ende] angezeigt wird, drücken Sie **Yes (Ja)**, um zu den Untermenüauswahlmöglichkeiten zurückzukehren, oder **No (Nein)**, um zum ersten Element im aktuellen Menü zurückzukehren.

## 4.2 Cal-Untermenü

- Span[**SPAN**] (ja, nein) - Leitet eine Spannkali­brierung ein (Nullpunkt und Spanne). Bei der ersten Inbetriebnahme der Waage ist eine Spannkali­brierung wichtig.
- Lin [**Lin**] (ja, nein) - Leitet eine Linearitätskali­brierung ein (Nullpunkt, Mittelpunkt und Spanne).

## 4.3 Einstellungsuntermenü

Das hintergrundbeleuchtete LCD-Display verfügt je nach Funktionalität über verschiedene Menüpunkte oder Einstellungen.

- Auto Aus [**A-OFF**] (ein, aus) - Wenn Auto Aus auf "ein" gestellt ist, schaltet sich die Waage nach 5 Minuten Inaktivität automatisch aus. Die automatische Abschaltung wird verwendet, um Batteriestrom zu sparen.
- Anzeige[**d.SPLY**] (ein, automatisch, aus) - Diese Einstellung steuert die LCD-Hintergrundbeleuchtung; konstant ein, automatisches Ausschalten nach 5 Sekunden Inaktivität des Gleichgewichts oder immer aus.
- IR-Sensor[**Ir.Func**] (Aus, Tara, Funktion, Drucken, Nullstellen, Anzeigen) - Diese Einstellung bestimmen die Rolle des IR-Sensors. "Null", "Drucken", "Funktion" oder "Tarieren" ermöglicht es dem IR-Sensor, sich genauso zu verhalten wie die entsprechende Taste. "Display" aktiviert die Anzeige, wenn Display-Auto eingestellt ist. "Aus" deaktiviert den Sensor.\*

\* Die Verfügbarkeit des IR-Sensors hängt von Modell und Region ab.

## 4.4 Modus-Menü

In diesem Untermenü werden die Modi aktiviert, so dass sie für die Verwendung mit der Modustaste zur Verfügung stehen. Der Gewichtsmodus ist immer aktiv.


- Stückzahl [**Count**] (an, aus) – Eingestellt, damit der Modus aktiv ist.
- Prozent [**Percent**] (an, aus) - Eingestellt, damit der Modus aktiv ist.
- Kontrollwiegen [**Check**] (an, aus) - Eingestellt, damit der Modus aktiv ist.

## 4.5 Einheiten-Menü

In diesem Untermenü werden Einheiten (**Units**) aktiviert, so dass sie über die Einheiten der Schaltfläche zugänglich sind. Die Einheiten im Menü müssen eingeschaltet sein, um aktiv zu sein. Hinweis: Verfügbare Einheiten und Modi variieren je nach Modell und örtlichen Vorschriften.

## 4.6 Sperren des Zugangs zu den Waageeinstellungen

Mit dem Schalter Menüsperre werden die Menüs Cal, Setup, Mode und Unit geändert. Der Wechsel bei typspezifischen Modellen kann einige Waageeinstellungen vornehmen, die von der Genehmigungseinheit gefordert werden. Der Schalter kann mit Papierdichtungen, Drahtdichtungen oder Kunststoffbändern gesichert werden.

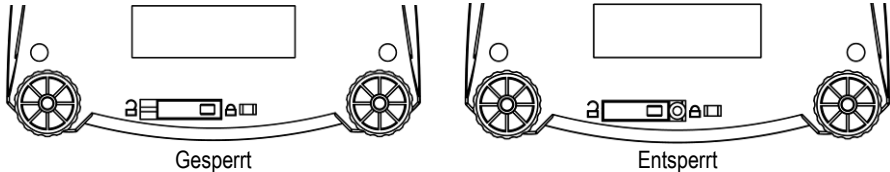

## 5. WARTUNG

### 5.1 Reinigung



**WARNUNG:** Gefahr durch Stromschlag. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz.

Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Innere des Gerätes gelangt.



**Achtung:** Verwenden Sie keine Lösungsmittel, aggressive Chemikalien, Ammoniak oder scheuernde Reinigungsmittel.

Die Außenflächen des Gerätes können mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden.

### 5.2 Fehlerbehebung

Die folgende Tabelle listet häufige Probleme sowie mögliche Ursachen und Abhilfemaßnahmen auf. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an OHAUS oder Ihren autorisierten Händler.

Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Kann nicht eingeschaltet werden	Kein Strom für die Waage	Überprüfen Sie Anschlüsse und Spannung.
Ungenauigkeit	Nicht korrekte Kalibrierung Instabile Umstände	Kalibrierung durchführen. Bringen Sie die Waage an einen geeigneten Ort.
Kalibriert nicht	Instabile Umstände Unkorrektes Kalibriergewicht	Waage an einen geeigneten Ort bringen. Korrektes Kalibriergewicht verwenden.
Keinen Modus-Zugang	Modus ist nicht eingestellt	Menü aufrufen und Modus aktivieren
Keinen Zugang zur Einheit	Einheit ist nicht eingestellt	Menü aufrufen und Gerät aktivieren
<b>Lo rEF</b>	Bezugsgewicht ist zu niedrig	Referenzgewicht erhöhen.
<b>rEF Err</b>	Stückzählung - Probegewicht <1d.	Zeigt einen Fehler an - beendet den Modus oder geht zu [Clr.ApU].
<b>Err 3.0 CAL</b>	Falsches Kalibriergewicht	Siehe Abschnitt 2,5 für korrekte Gewichte.
<b>Err 4.4 FuLL</b>	Der RS232-Puffer ist voll.	Abnahme einrichten, siehe Benutzerhandbuch der Benutzeroberfläche.
<b>Err 8.1 "LoRd"</b>	Einschalten des Nullbereichs überschritten	Schale leeren, Einstellung der Versandsperrung überprüfen

Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Err 8.2 $\_LoAd\_\_$	Einschalten des Nullpunktes unter dem Messbereich	Wanne installieren, Einstellung der Versandsperre überprüfen
Err 8.3 $\_LoAd\_\_$	Überlast (>Cap+9e)	Die Last überschreitet die maximale Kapazität der Waage.
Err 8.4 $\_LoAd\_\_$	Unterlast	Lesen unter dem Mindestbereich - Schale wieder montieren.
Err 8.6 999999	Angezeigter Wert >999999999	Das Ergebnis übersteigt die Anzeigemöglichkeiten.
Err 9 dRA	Interner Datenfehler	Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.
Err 13 99999	EEPROM kann nicht geschrieben werden.	Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.
Err 53 [5u99	Ungültige Prüfsummendaten	Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.

### 5.3 Service-Informationen

Wenn der Fehlerbehebungsabschnitt Ihr Problem nicht löst oder beschreibt, wenden Sie sich an Ihren autorisierten OHAUS-Kundendienst. Für Service- oder Technikunterstützung in den Vereinigten Staaten rufen Sie zwischen 8:00 und 17:00 Uhr EST unter der gebührenfreien Nummer 1-800-526-0659 an. Ein OHAUS-Spezialist für den Produktservice steht Ihnen zur Verfügung. Außerhalb der USA besuchen Sie bitte unsere Website [www.ohaus.com](http://www.ohaus.com), um das OHAUS-Büro in Ihrer Nähe zu finden.

## 6. TECHNISCHE DATEN

Gerätebewertungen:

- Verschmutzungsgrad 2;
- Installationskategorie II,
- Höhe 2000 m,
- Luftfeuchtigkeit: Maximal 80% für Temperaturen bis 31°C, linear abnehmend bis 50% bei 40°C; nicht kondensierend;
- Elektrische Versorgung: Nennwert 12VDC 500mA zur Verwendung mit einem zertifizierten/gelisteten Netzteil oder batteriebetrieben;
- Nur für den Innenbereich geeignet;
- Temperaturbereich: 10°C to 40°C, Genehmigte Modelle (M) 0°C to 40°C
- Die Schwankungen der Netzspannung dürfen  $\pm 10\%$  der Nennspannung nicht überschreiten.

## 6.1 Technische Daten

### Allgemeine technische Daten:

Stabilisierungszeit	≤1 Sekunde
Eigengewichtsbereich	Bis zur Kapazität durch Subtraktion
Anwendungsmodus	Gewicht, Prozent, Stückzahl, Kontrollwaage
Gewichtsmodus*	Nicht genehmigt: ct, g, kg, grn, lb, oz, lb:oz, ozt, N, dwt, tael (3), tola, tical
AC-Leistung	M-Modelle: g, kg, kg, ct
Batteriebetrieb	Netzteil (mitgeliefert) - 12 VDC, 500 mA output
Kalibrierung	4 C (LR14) Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) oder Akku-Optionen
LCD-Anzeige	Digital mit externem Gewicht
Display-Größe	6-stelliges 7-Segment LCD mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung
Tastatur	20 mm / 0,78 Zoll Ziffern
Schalengröße (B x T)	<b>NV:</b> Ø145 mm / 190 mm x 144 mm <b>NVT:</b> 230 mm x 174 mm
Nettogewicht	<b>NV:</b> 1,0 kg / 2,2 lb <b>NVT:</b> 1,5 kg / 3,3 lb
Versandgewicht	<b>NV:</b> 1,5 kg / 3,3 lb <b>NVT:</b> 2,3 kg / 5,1 lb

\* Die Verfügbarkeit variiert je nach Modell und Region.

### Nicht-genehmigte Modelle:


Modell*	Kapazität	Lesbarkeit (d)	Wiederholbarkeit (Std. Dev.)	Linearität	Span Kalibrier.-gew.	Lin. Kalibrier.-gew.
<b>NV222</b>	220g	0,01g	1d	±2d	200g	100g, 200g
<b>NV422</b>	420g	0,01g	2d	±2d	200g	200g, 400g
<b>NV622</b>	620g	0,01g	2d	±2d	300g	300g, 600g
<b>NV221</b>	220g	0,1g	1d	±2d	200g	100g, 200g
<b>NV621</b>	620g	0,1g	1d	±2d	300g	300g, 600g
<b>NV1201</b>	1200g	0,1g	1d	±2d	500g	500g, 1kg
<b>NV2201</b>	2200g	0,1g	1d	±2d	1kg	1kg, 2kg
<b>NVT2201</b>	2200g	0,1g	1d	±2d	1kg	1kg, 2kg
<b>NVT4201</b>	4200g	0,1g	2d	±2d	2kg	2kg, 4kg
<b>NVT6201</b>	6200g	0,1g	2d	±2d	5kg	3kg, 6kg
<b>NVT2200</b>	2200g	1g	1d	±2d	1kg	1kg, 2kg
<b>NVT6200</b>	6200g	1g	1d	±2d	5kg	3kg, 6kg
<b>NVT12000</b>	12000g	1g	1d	±2d	5kg	5kg, 10kg
<b>NVT22000</b>	22000g	1g	1d	±2d	10kg	10kg, 20kg

### Genehmigte Modelle:

Modell*	Max=	e=	Zulassungs-klasse	Span Kalibr.-gew.	Lin. Kalibrier.-gew.
<b>NVT1601M</b>	1600g	0,5g	III	1kg	1kg, 1,5kg
<b>NVT3200M</b>	3200g	1g	III	2kg	2kg, 3kg
<b>NVT6400M</b>	6400g	2g	III	5kg	3kg, 6kg
<b>NVT16000M</b>	16000g	5g	III	10kg	10kg, 15kg

\* Verfügbarkeit ist abhängig von der Region.

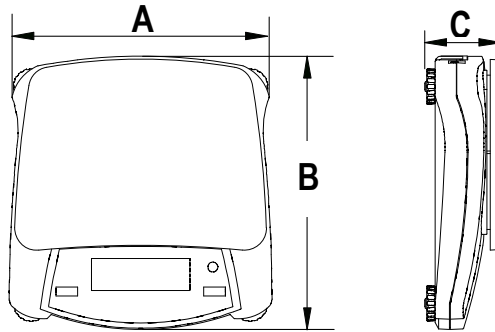


6.2 Zeichnungen



	A	B	C
NV	230 mm / 9 in.	204 mm / 8 in.	70 mm / 2.8 in.
NVT	240 mm / 9.5 in.	250 mm / 9.8 in.	74 mm / 2.9 in.

6.3 Einhaltungsvorschriften

Die Einhaltung der folgenden Normen wird durch die entsprechende Kennzeichnung auf dem Produkt angezeigt.

Kennzeichnung	Norm
	Dieses Produkt entspricht den EU-Richtlinien 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) und 2014/31/EU (NAWI). Die EU-Konformitätserklärung ist online verfügbar unter <a href="http://www.ohaus.com/ce">www.ohaus.com/ce</a> .
	Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE). Bitte entsorgen Sie dieses Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften an der für Elektro- und Elektronikgeräte vorgesehenen Sammelstelle. Entsorgungshinweise in Europa finden Sie unter <a href="http://www.ohaus.com/weee">www.ohaus.com/weee</a> .
	EN 61326-1

**Geprüfte Waagen in der EU**

Wenn das Gerät im Handel oder in einer gesetzlich kontrollierten Anwendung verwendet wird, muss es in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften für Gewichte und Maße aufgestellt, geprüft und versiegelt werden. Es liegt in der Verantwortung des Käufers, dafür zu sorgen, dass alle relevanten gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden.

Am Herstellungsort geprüfte Waagen tragen die folgende, zusätzliche Messtechnik-Kennzeichnung auf dem Typenschild.



Zweistufig geprüfte Waagen haben keine zusätzliche messtechnische Kennzeichnung auf dem Typenschild. Die zweite Stufe der Konformitätsbewertung muss von den zuständigen Behörden für Gewichte und Maße durchgeführt werden.

Wenn nationale Vorschriften die Gültigkeitsdauer der Prüfung begrenzen, muss der Benutzer der Waage den Zeitraum der Nachprüfung strikt einhalten und die Prüfbehörden informieren.

Da die Überprüfungsanforderungen je nach Rechtsprechung variieren, sollte sich der Käufer an sein lokales Gewicht- und Maßbüro wenden, wenn er mit den Anforderungen nicht vertraut ist.

**FCC-Vermerk**

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bieten, wenn das Gerät in einer gewerblichen Umgebung betrieben wird. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Der Betrieb dieses Geräts in einem Wohngebiet kann zu schädlichen Störungen führen, in diesem Fall ist der Benutzer verpflichtet, die Störungen auf eigene Kosten zu beheben.

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie diese.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, könnten die Befugnis des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.

**Hinweis für den kanadischen Markt**

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen ICES-003.

**ISO 9001 Registrierung**

Das Managementsystem für die Herstellung dieses Produkts ist nach ISO 9001 zertifiziert.



## EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

OHAUS-Produkte haben vom Lieferdatum bis zur Dauer der Garantiezeit eine Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler. Während der Garantiezeit repariert oder ersetzt OHAUS nach eigenem Ermessen kostenlos alle Komponenten, die sich als defekt erweisen, vorausgesetzt, das Produkt wird frachtfrei an OHAUS zurückgesandt. Diese Garantie gilt nicht, wenn das Produkt durch Unfall oder Missbrauch beschädigt wurde, radioaktiven oder korrosiven Materialien ausgesetzt war, Fremdkörper in das Innere des Produkts eindringen oder durch Wartung oder Modifikation durch andere als OHAUS verursacht wurde. Anstelle einer ordnungsgemäß zurückgegebenen Garantiekarte beginnt die Garantiezeit mit dem Datum des Versands an den Vertragshändler. Die OHAUS Corporation übernimmt keine andere ausdrückliche oder stillschweigende Garantie. Die OHAUS Corporation haftet nicht für Folgeschäden.

Da die Garantiebestimmungen von Land zu Land unterschiedlich sind, wenden Sie sich bitte an OHAUS oder Ihren lokalen OHAUS-Händler, um weitere Informationen zu erhalten.

### **Produkt-Registrierung**

Schützen Sie Ihre Investition. Registrieren Sie Ihr Produkt bei Ihrem lokalen OHAUS-Händler. In den USA und Kanada können Sie es online unter [www.ohaus.com](http://www.ohaus.com) registrieren.



## 1. INTRODUZIONE

Questo manuale contiene le istruzioni di installazione, funzionamento e manutenzione per la serie Navigator™. Si prega di leggere completamente il manuale prima di utilizzare la bilancia.

### 1.1 Definizione dei segnali di pericolo e dei simboli.

<b>PERICOLO</b>	Per situazioni pericolose con medio rischio, che potrebbero causare lesioni o morte se non evitate.
<b>CAUTELA</b>	Per situazioni pericolose con basso rischio, con conseguenti danni al dispositivo o alla proprietà o perdita di dati, o lesioni se non evitate.
<b>Attenzione</b>	Per informazioni importanti sul prodotto
<b>Nota</b>	Per informazioni utili sul prodotto



Pericolo generico



Pericolo generico

### 1.2 Precauzioni di sicurezza




**CAUTELA:** Leggere tutte le avvertenze di sicurezza prima dell'installazione, di effettuare collegamenti o riparare questa apparecchiatura. La mancata osservanza di queste avvertenze potrebbe causare lesioni personali e / o danni materiali. Conservare tutte le istruzioni per riferimenti futuri.

- Verificare che l'intervallo della tensione di ingresso dell'adattatore CA e il tipo di presa corrispondano alle condutture dell'alimentazione CA locale.
- Posizionare lo strumento in modo tale che l'adattatore CA possa essere facilmente disconnesso dalla presa a muro.
- Posizionare il cavo di alimentazione in modo tale che non sia di ostacolo o determini pericolo.
- Operare con l'attrezzatura solo nelle condizioni ambientali specificate in queste istruzioni.
- L'attrezzatura è utilizzabile solo in ambienti chiusi.
- Non utilizzare l'attrezzatura in ambienti pericolosi o esplosivi.
- Utilizzare l'apparecchiatura solo in luoghi asciutti.
- Usare solo accessori e periferiche approvate.
- Disconnettere l'attrezzatura dall'alimentazione di corrente prima di iniziare la pulizia.
- La manutenzione deve essere eseguita solo da personale autorizzato.

### 1.3 Destinazione d'uso

Utilizzare lo strumento esclusivamente per la pesatura come descritto nelle istruzioni operative. Qualsiasi altro tipo di utilizzo e funzionamento oltre i limiti delle specifiche tecniche senza il consenso scritto di OHAUS, è considerato come non previsto. Questo strumento è conforme agli attuali standard del settore e alle normative di sicurezza riconosciute; tuttavia, può costituire un pericolo in uso. Se lo strumento non viene utilizzato secondo queste istruzioni operative, la garanzia prevista per lo strumento potrebbe essere compromessa e OHAUS non si assume alcuna responsabilità.

## 1.4 Controlli

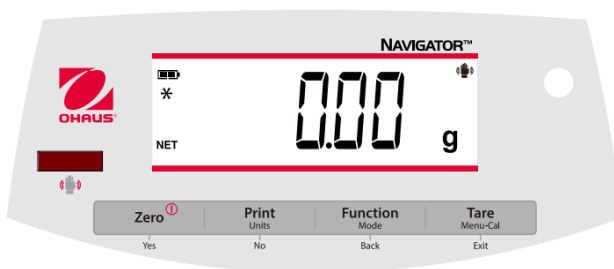

Pulsanti	Funzioni
<b>Zero</b> ① <b>Yes</b>	Pressione Breve (quando accesa): Imposta il display su zero (quando spenta): Accende la bilancia Pressione Lunga (quando accesa): Spegne la bilancia Pressione Breve (in Menu): Seleziona/accetta le impostazioni visualizzate
<b>Print</b> <b>Units</b> <b>No</b>	Pressione Breve: Consulta il manuale interfaccia per la descrizione del funzionamento Pressione Lunga: Alterna le unità attive Pressione Breve (in Menu): Alterna le impostazioni disponibili
<b>Function</b> <b>Mode</b> <b>Back</b>	Pressione Breve: Seleziona l'impostazione funzione Pressione Lunga: Seleziona la modalità attiva Pressione Breve (in Menu): Ritorna alle impostazioni precedenti
<b>Tare</b> <b>Menu-Cal</b> <b>Exit</b>	Pressione Breve: Accede/cancella un valore di Tara Pressione Lunga: Accede al manuale dell'utente Pressione Breve (in Menu): Esce velocemente dal menu utente
<b>IR Sensor*</b>	I sensori IR possono essere programmati come pulsanti "touchless". Consultare il manuale dell'utente, sezione 4,3, per le impostazioni disponibili.

I sensori IR possono essere attivati per mano o da un altro oggetto posizionato a circa 12 mm (½ pollice) sopra la posizione del sensore. La distanza di attivazione del sensore varierà in base alla natura riflettente dell'oggetto. Se si verificano attivazioni indesiderate a causa di situazioni particolari, il sensore può essere disattivato.

\* La disponibilità del sensore IR dipende dal modello e dalla regione.


## 2. INSTALLAZIONE

### 2.1 Contenuto della confezione

- Bilancia
- Adattatore alimentazione
- Tessera di garanzia
- Piatto
- Guida dell'utente

### 2.2 Blocco trasporto


Il Blocco Trasporto è posizionato sotto la bilancia. Ruotare il puntatore sulla posizione sbloccata.

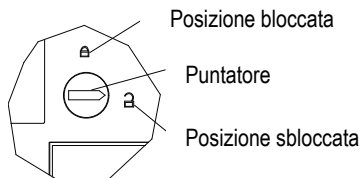

### 2.3 Posizione


Utilizzare la bilancia su una superficie stabile e piana. Evitare luoghi con eccessiva corrente d'aria, vibrazioni, fonti di calore o rapidi cambiamenti di temperatura.

Regolare i piedini di livellamento in modo che la bolla sia centrata nel cerchio.


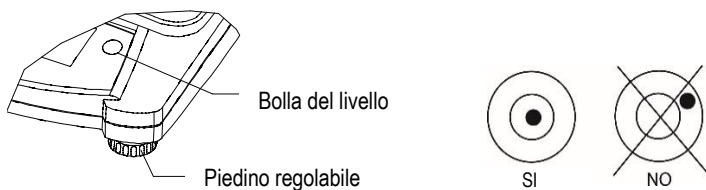


## 2.4 Alimentazione

L'adattatore CA viene utilizzato per alimentare la bilancia quando non è necessaria la carica della batteria.

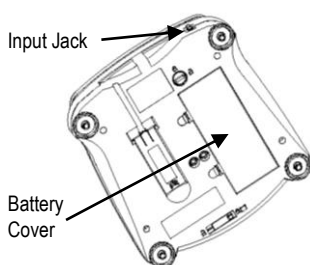

Collegare la spina dell'adattatore CA alla presa elettrica.

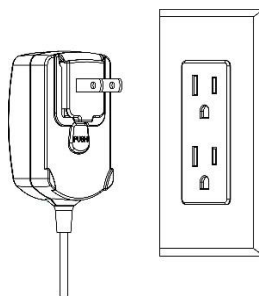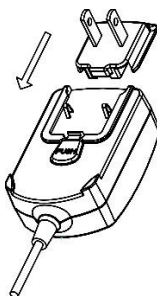

Collegare l'adattatore CA all'alimentazione Ca corretta.

### Installazione della batteria (senza batteria interna opzionale):

Rimuovere il coperchio della batteria e installare 4 batterie usando le indicazioni di polarità come mostrato nel compartimento.

### Batteria ricaricabile opzionale

Le bilance con batteria ricaricabile opzionale dovranno essere caricate per 12 ore prima che la bilancia stessa possa essere utilizzata per la prima volta con la batteria. La batteria è protetta dal sovraccarico in modo che la bilancia possa rimanere collegata all'alimentazione CA. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore della batteria sul display smette di lampeggiare.

Per rimuovere l'opzione della batteria ricaricabile e installare le batterie C, fare riferimento al manuale di istruzioni, sezione Opzione Ricarica Batteria per le istruzioni dettagliate e le istruzioni sullo smaltimento.



**ATTENZIONE:** Se la batteria ricaricabile viene sostituita con il tipo sbagliato o se non è collegata correttamente, si possono verificare rischi di esplosione.

### Nota:

Dopo l'accensione, si consiglia di lasciare che il caldo bilancia per almeno 5 minuti prima di utilizzarlo.

## 2.5 Calibrazione iniziale

Quando la bilancia viene installata per la prima volta, deve essere calibrata per garantire risultati accurati.

Premere e tenere premuto **Menu-Cal** fino a visualizzare [MENU] (Menu). Quando il pulsante viene rilasciato, il display visualizzerà [C.A.L.]. Premere **Si** per accettare, si visualizzerà quindi [SPAN]. Premere **Si** di nuovo per cominciare la calibrazione. [---] lampeggia mentre viene memorizzata la lettura dello zero. Successivamente, il display mostra il valore di peso di calibrazione. Posizionare la

massa di calibrazione specificata sul piatto della bilancia. [- - ⏏ - -] lampeggia mentre viene memorizzata la lettura. La bilancia torna alla modalità di applicazione precedente ed è pronta per l'uso.

Peso Intervallo di Calibrazione richiesta (venduta separatamente)					
Capacità	Peso	Capacità	Peso	Capacità	Peso
200 g – 420 g	200 g	1,6 kg – 2,2 kg	1 kg	16 kg – 22 kg	10 kg
600 g – 620 g	300 g	3,2 kg – 4,2 kg	2 kg		
1 kg – 1,2 kg	500 g	6 kg – 12 kg	5 kg		

### 3. FUNZIONAMENTO

Tutte le modalità, ad eccezione della pesatura, devono essere attivate nel Menu Utente prima che siano disponibili, vedere la sezione 4.

#### 3.1 Modalità peso

1. Premere e tenere premuto **Mode** fino a visualizzare [**Wt** **IGH**] (Peso).
2. Se necessario, posizionare un contenitore vuoto sul piatto e premere **Tare**.
3. Aggiungere il materiale al contenitore. Il display mostra il peso del materiale.

#### 3.2 Modalità conteggio parti

Questa modalità conta un numero elevato di elementi in base al peso di un conteggio di riferimento.

1. Posizionare un contenitore vuoto sul piatto e premere **Tare**.
2. Premere e tenere premuto **Mode** fino a visualizzare [**Count**] (Conteggio). [**CLr**.**APU**] Verrà quindi visualizzato (Cancella Peso Pezzo Medio).
3. Premere **No** per usare l'APW (Peso Pezzo Medio) memorizzato. Procedere al passaggio 6.
4. Premere **Yes** per establish an APW. La bilancia visualizzerà quindi la dimensione del campione memorizzato, cioè [**Pwt** **ID**]. Premere **No** o **Back** per passare da una selezione all'altra (5, 10, 20, 50 or 100).
5. Posizionare il numero indicato dei pezzi sul piatto quindi premere **Yes** per calcolare l'APW. Il display mostra il conteggio del pezzo. Nota: Premere **Function** per visualizzare l'APW corrente.
6. Aggiungere pezzi aggiuntivi fino a raggiungere il conteggio desiderato.
7. Per cancellare l'APW memorizzato, premere e tenere premuto **Mode** fino a visualizzare [**Count**]. Premere **Yes** quando viene visualizzato [**CLr**.**APU**].

#### 3.3 Modalità percentuale

Questa modalità misura il peso di un campione come percentuale di un peso di riferimento.

1. Posizionare un contenitore vuoto sul piatto e premere **Tare**.
2. Premere e tenere premuto **Mode** fino a visualizzare [**Per cent**]. Sarà quindi visualizzato [**CLr**.**EF**](cancella riferimento).
3. Premere **No** per utilizzare il peso di riferimento memorizzato e procedere con il passaggio 6.
4. Premere **Yes** per stabilire un nuovo riferimento. Ora, la bilancia visualizzerà [**Pwt**.**EF**].

5. Aggiungere il materiale di riferimento desiderato al contenitore. Premere **Yes** per memorizzare il peso di riferimento. Il display mostra 100%.  
Nota: Premere **Function** per visualizzare il peso di riferimento corrente.
6. Sostituire il materiale di riferimento con un materiale campione. Il display mostra la percentuale di un campione confrontata al peso di riferimento.
7. Per cancellare il riferimento memorizzato premere e tenere premuto **Mode** fino a visualizzare [**PERCENT**]. Premere **Yes** quando viene visualizzato [**CLR.FEF**].

### 3.4 Modalità Controllo del peso

Questa modalità imposta limiti di peso bassi e alti per i processi di controllo delle porzioni.

1. Premere e tenere premuto **Mode** fino a visualizzare [**CHECK**] (Controllo). Verrà quindi visualizzato [**CLR.FEF**] (cancella riferimenti).
2. Premere **No** per utilizzare i limiti di peso di riferimento memorizzati e procedere al passaggio 5.  
Nota: Premere **Function** per visualizzare i limiti di peso di riferimento bassi e alti.
3. Premere **Yes** per stabilire nuovi valori di riferimento. La bilancia visualizzerà quindi [**SEt. Lo**]. Premere **Yes** per visualizzare il valore del limite "Basso". Premere **Yes** per accettare o **No** per modificare il valore del limite "Basso". Il valore memorizzato visualizzerà quindi la prima cifra evidenziata [ **00 000**kg]. Premere ripetutamente **No** fino a che appaia il numero desiderato. Premere **Yes** per accettare e evidenziare la cifra successiva. Ripetere fino a che tutte le cifre siano corrette. Premere **Yes** per accettare il valore del limite "basso", verrà quindi visualizzato [**SEt. H t**].
4. Ripetere la stessa procedura per accettare o modificare il valore "alto".
5. Posizionare un materiale campione sul piatto. L'indicatore "Accetta" mostrerà ora che il peso campione è nell'intervallo accettabile.
6. Per cancellare i valori di riferimento memorizzati, premere e tenere premuto **Mode** fino a visualizzare [**CHECK**]. Premere **Yes** alla visualizzazione di [**CLR.FEF**].

## 4. IMPOSTAZIONI

Il Menu Utente consente la personalizzazione delle impostazioni della bilancia.

Nota: Ulteriori sottomenu possono essere disponibili se sono installate le Opzioni di Interfaccia.

Vedere il Manuale Utente dell'Interfaccia per ulteriori informazioni sulle impostazioni.

### 4.1 Menu Navigazione

Menu Utente:

Sotto-menu:	.C.a.l.	.S.e.t.u.p.*	.M.o.d.e.	.U.n.i.t.*	.E.n.d.
Menu Items:	Span Lin	A-off Disply Bright IR.Func**	Count Percnt Check	g kg ...	
	End	End	End	End	

\* Nota: Le impostazioni disponibili variano in base a modelli e regioni

\*\* La disponibilità del sensore IR dipende dal modello e dalla regione.



Premere e tenere premuto Menu fino a che si visualizzi (Menu) [**MENU**]. Quando rilasciato, si visualizzerà il primo sotto-menu (Cal) [**CAL**].

Premere **Yes** per inserire il sotto-menu visualizzato o premere **No** per avanzare al successivo.

Selezionando un sotto-menu, si visualizzerà la prima voce del menu. Premere **Yes** per visualizzare le impostazioni della voce del menu o premere **No** per spostarsi alla voce del menu successiva. Quando si visualizzano le impostazioni, premere **Si** per accettare le impostazioni, o premere **No** per modificare le impostazioni. Quando viene visualizzato [**FINE**], premere **Yes** per tornare alle selezioni del sotto-menu o **No** per tornare alla prima voce del menu corrente.

#### 4.2 Sotto-menu Cal

- Intervallo [**SPAN**] (si, no) - Inizia una procedura di calibrazione dell'intervallo (zero e intervallo). Una calibrazione dell'intervallo è importante quando si determinano le impostazioni iniziali della bilancia.
- Lin [**Lin**] (si, no) - Inizia una calibrazione di linearità (zero, punto medio e intervallo).

#### 4.3 Sotto-Menu Impostazione

Il display LCD retroilluminato avrà diverse voci di menu o impostazioni in base alla funzionalità.

- Auto Off [**Auto Off**] (on, off) - Quando Auto Off è impostato su "on", la bilancia si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti di inattività. L'Auto off è usata per risparmiare le batterie.
- Display [**Display**] (on, auto, off) - Questa impostazione controlla la retroilluminazione LCD; acceso fisso, spegnimento automatico dopo 5 secondi di inattività della bilancia o sempre spento.
- Sensor IR [**IR Func**] (Off, Tara, Funzione, Stampa, Zero, Display) - Queste impostazioni determinano il ruolo del sensore IR. "Zero", "Stampa", "Funzione" o "Tara" consente al sensore IR di agire allo stesso modo del relativo pulsante. "Display" attiva il display se Display-Auto è impostato. "Off" disabilita il sensore.\*

\* La disponibilità del sensore IR dipende dal modello e dalla regione.

#### 4.4 Menu Modalità

Questo sotto-menu attiva le modalità in modo che siano disponibili per l'uso con il pulsante Modalità.

La modalità Peso è sempre attiva.

- Conteggio parti [**Count**] (on, off) - Impostare su on per attivare la modalità.
- Percentuale [**Percent**] (on, off) - Impostare su on per attivare la modalità.
- Controlla Peso [**Count**] (on, off) - Impostare su on per attivare la modalità.


#### 4.5 Menu Unità

Questo sottomenu attiva le unità in modo che siano accessibili con il pulsante Unità. Per attivare le unità, le stesse devono essere su "on".

Nota: Le unità e le modalità disponibili variano in base al modello e alle normative locali.

#### 4.6 Blocco dell'accesso alle impostazioni della bilancia

L'interruttore di Blocco del Menu limita le modifiche ai menu Cal, Impostazione, Modalità e Unità. L'interruttore in modelli omologati può configurare alcune impostazioni della bilancia come richiesto dall'ente di approvazione. L'interruttore può essere bloccato usando sigilli di carta, sigilli con fili o fascette di plastica.

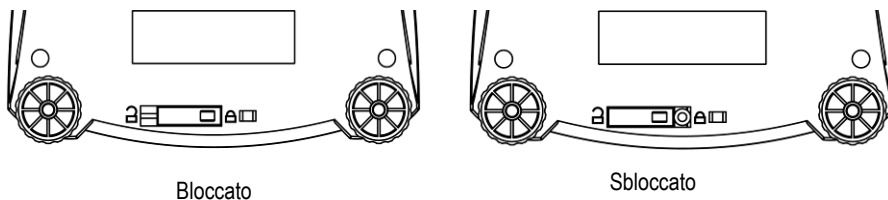

### 5.MANUTENZIONE

#### 5.1 Pulizia



**PERICOLO:** Pericolo di shock elettrico. Disconnettere l'apparecchiatura dall'alimentazione prima della pulizia.

Assicurarsi che non entri del liquido all'interno dello strumento.



**Attenzione:** Non utilizzare solventi, prodotti chimici aggressivi, ammoniaca o detersivi abrasivi.

Le superfici esterne dello strumento possono essere pulite con un panno inumidito con acqua e un detergente delicato.

#### 5.2 Risoluzione dei problemi

La seguente tabella elenca problemi comuni con possibili cause e rimedi.

Se il problema persiste, contattare OHAUS o l'agente autorizzato.

Sintomo	Possibile causa	Rimedio
Non si riesce ad accendere	Nessuna alimentazione alla bilancia	Verificare le connessioni e la tensione
Poca precisione	Calibrazione non corretta Ambiente instabile	Eseguire una calibrazione Spostare la bilancia in un luogo più adatto
Non si riesce a calibrare	Ambiente instabile Peso di calibrazione non corretto	Spostare la bilancia in un luogo più adatto Utilizzare un peso di calibrazione corretto
Non si riesce ad accedere alla modalità	La modalità non è abilitata	Inserire il menu e abilitare la modalità
Non si riesce ad accedere all'unità	L'unità non è abilitata	Inserire il menu e abilitare l'unità
<b>Lo rEF</b>	Il peso di riferimento è troppo basso	Aumentare il peso di riferimento.

Sintomo	Possibile causa	Rimedio
<b>rEF Err</b>	Conteggio delle parti - peso campione <1d	Mostra errore - esce dalla modalità o va a <b>[Lr.APU]</b> .
<b>Err 3.0 CAL</b>	Peso di calibrazione non corretto	Vedere sezione 2,5 per i pesi corretti
<b>Err 4.4 Full</b>	Il buffer RS232 è pieno	Impostare Handshake su on, vedere il Manuale Utente dell'Interfaccia
<b>Err 8.1 LoAd</b>	Alimentazione sull'intervallo zero superata	Cancellare il piatto, controllare le impostazioni Blocco Spedizione
<b>Err 8.2 LoAd</b>	Alimentazione su zero sotto l'intervallo	Installare il piatto, controllare le impostazioni Blocco Spedizione
<b>Err 8.3 LoAd</b>	Sovraccarico (>cap+9e)	Il carico eccede la capacità massima della bilancia
<b>Err 8.4 LoAd</b>	Sotto carico	Letture sotto l'intervallo minimo - Reinstallare il piatto.
<b>Err 8.6 999999</b>	Valore visualizzato >999999	Il risultato eccede la capacità del display
<b>Err 9 dATA</b>	Errore di dati interni	Contattare un rappresentante di assistenza autorizzato
<b>Err 13 nPEr</b>	Non riesce a scrivere EEPROM.	Contattare un rappresentante di assistenza autorizzato
<b>Err 53 CSuP</b>	Dati checksum invalidi	Contattare un rappresentante di assistenza autorizzato

### 5.3 Informazioni sull'assistenza

Se la sezione di risoluzione dei problemi non risolve o descrive il problema, contattare un rappresentante di assistenza autorizzato OHAUS. Per assistenza o supporto tecnico negli Stati Uniti, chiamare il numero verde 1-800-526-0659 tra le 8:00 e le 17:00 EST. Uno specialista del servizio prodotti OHAUS sarà disponibile per fornire assistenza. Al di fuori degli Stati Uniti, si prega di visitare il nostro sito web, [www.ohaus.com](http://www.ohaus.com) per individuare l'ufficio OHAUS più vicino.

## 6. DATI TECNICI

Classificazioni dell'attrezzatura:

- Livello di inquinamento 2;
- Categoria di installazione II;
- Altitudine 2000;
- Umidità: Massima 80% per temperature fino a 31°C con diminuzione lineare del 50% a 40°C, senza condensa;
- Alimentazione elettrica: Nominale 12VCC 500 mA per uso con adattatore di potenza Certificato/Elencato o a batteria;
- Solo uso in interno;
- Intervallo di temperatura: 10-40 °C, modelli approvati (M) 0-40 °C.
- Le fluttuazioni di tensione delle condutture elettriche non devono superare +/- 10% della tensione nominale.

## 6.1 Specifiche

### Specifiche tipiche

Tempo di stabilizzazione	≤1 secondo
Intervallo di taratura	Fino alla capacità per sottrazione
Modalità applicative	peso, percentuale, conteggio parti, controllo peso
Unità di pesatura*	Non-Approvate: ct, g, kg, gm, lb, oz, lb:oz, ozt, N, dwt, tael (3), tola, tical Modelli M: g, kg, ct
Alimentazione CA	Adattatore CA (in dotazione) - 12 VDC o 12VAC, 500 mA di uscita
Alimentazione a batteria	Batterie 4 C (LR14) (non in dotazione) o batteria ricaricabile
Calibrazione	Digitale con peso esterno
Display LCD	LCD a 7 segmenti a 6 cifre con retroilluminazione a LED bianchi
Dimensione del display	20 mm / 0,78" cifre
Keypad	Sovrapposizione a 4 pulsanti più un sensore IR programmabile
Dimensione del piatto (W X D)	<b>NV:</b> Ø145 mm / 190 mm x 144 mm <b>NVT:</b> 230 mm x 174 mm
Peso netto	<b>NV:</b> 1,0 kg / 2,2 lb <b>NVT:</b> 1,5 kg / 3,3 lb
Peso imbalaggio	<b>NV:</b> 1,5 kg / 3,3 lb <b>NVT:</b> 2,3 kg / 5,1 lb

\* La disponibilità varia per modello e regione

### Modelli non approvati


Modello*	Capacità	Leggibilità (d)	Ripetibilità (Std. Dev.)	Linearità	Intervallo Cal. Wt.	Lin. Cal. Wt.
<b>NV222</b>	220g	0,01g	1d	±2d	200g	100g, 200g
<b>NV422</b>	420g	0,01g	2d	±2d	200g	200g, 400g
<b>NV622</b>	620g	0,01g	2d	±2d	300g	300g, 600g
<b>NV221</b>	220g	0,1g	1d	±2d	200g	100g, 200g
<b>NV621</b>	620g	0,1g	1d	±2d	300g	300g, 600g
<b>NV1201</b>	1200g	0,1g	1d	±2d	500g	500g, 1kg
<b>NV2201</b>	2200g	0,1g	1d	±2d	1kg	1kg, 2kg
<b>NVT2201</b>	2200g	0,1g	1d	±2d	1kg	1kg, 2kg
<b>NVT4201</b>	4200g	0,1g	2d	±2d	2kg	2kg, 4kg
<b>NVT6201</b>	6200g	0,1g	2d	±2d	5kg	3kg, 6kg
<b>NVT2200</b>	2200g	1g	1d	±2d	1kg	1kg, 2kg
<b>NVT6200</b>	6200g	1g	1d	±2d	5kg	3kg, 6kg
<b>NVT12000</b>	12000g	1g	1d	±2d	5kg	5kg, 10kg
<b>NVT22000</b>	22000g	1g	1d	±2d	10kg	10kg, 20kg

**Modelli approvati:**

Modello*	Max=	e=	Classe di approvazione	Intervallo Cal. Wt.	Lin. Cal. Wt.
NVT1601M	1600g	0,5g	III	1kg	1kg, 1,5kg
NVT3200M	3200g	1g	III	2kg	2kg, 3kg
NVT6400M	6400g	2g	III	5kg	3kg, 6kg
NVT16000M	16000g	5g	III	10kg	10kg, 15kg

\* La disponibilità dipende dalla regione.

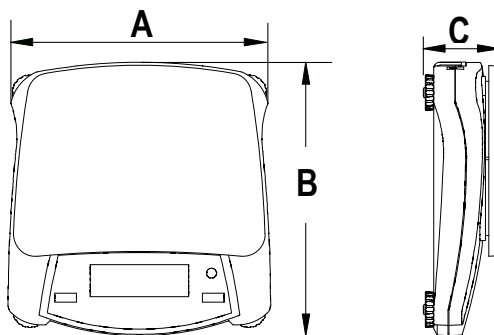


**6.2 Schemi**



	A	B	C
NV	230 mm / 9 pollici	204 mm / 8 pollici	70 mm / 2,8 pollici
NVT	240 mm / 9,5 pollici	250 mm / 9,8 pollici	74 mm / 2,9 pollici

**6.3 Conformità**

La conformità alle seguenti norme è indicata dal marchio corrispondente sul prodotto.

Marchio	Norma
	Questo prodotto è conforme alle Direttive UE 2011/65/UE (RoHS), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD) e 2014/31/UE (NAWI). La dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo <a href="http://www.ohaus.com/ce">www.ohaus.com/ce</a> .
	Questo prodotto è conforme alla direttiva UE 2012/19/UE (RAEE). Smaltire questo prodotto in conformità con le normative locali presso il punto di raccolta specificato per le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per le istruzioni sullo smaltimento in Europa, consultare <a href="http://www.ohaus.com/weee">www.ohaus.com/weee</a> .
	EN 61326-1

**Strumenti di pesatura verificati nell'UE**

Quando lo strumento è utilizzato in commercio o in un'applicazione legalmente controllata, deve essere installato, verificato e sigillato in conformità con i pesi e le normative locali. È responsabilità dell'acquirente assicurarsi che tutti i requisiti legali pertinenti siano soddisfatti.

Gli strumenti di pesatura verificati sul luogo di produzione recano la seguente marcatura metrologica supplementare sulla targhetta descrittiva.



Gli strumenti di pesatura che devono essere verificati in due fasi non hanno contrassegni metrologici supplementari sulla targhetta descrittiva. La seconda fase della valutazione della conformità deve essere eseguita dalle autorità competenti in materia di pesi e misure.

Se le normative nazionali limitano il periodo di validità della verifica, l'utente dello strumento per pesare deve osservare rigorosamente il periodo di nuova verifica e informare le autorità per i pesi e le misure.

Poiché i requisiti di verifica variano in base alla giurisdizione, l'acquirente deve contattare l'ufficio pesi e misure locali se non ha familiarità con i requisiti.

**Nota FCC**

Questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, in conformità alla Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un ambiente commerciale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non si garantisce che l'interferenza non si verifichi anche in installazioni particolari. In caso di interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate dall'accensione o spegnimento dell'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a provare a correggere l'interferenza. Con uno o più dei seguenti interventi:

- Ri-orientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio / TV esperto per assistenza.

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

**Nota per l'industria canadese**

Questo apparecchio digitale di Classe B è conforme all'ICES-003 canadese.

**Registrazione ISO 9001**

Il sistema di gestione che disciplina la produzione di questa apparecchiatura è certificato ISO 9001.

## GARANZIA LIMITATA

I prodotti OHAUS sono garantiti contro difetti nei materiali e nella lavorazione dalla data di consegna fino alla durata del periodo di garanzia. Durante il periodo di garanzia, OHAUS riparerà o, a sua discrezione, sostituirà gratuitamente qualsiasi componente che risulti difettoso, a condizione che il prodotto venga restituito, franco carico prepagato, a OHAUS. La presente garanzia non si applica se il prodotto è stato danneggiato da un incidente o uso improprio, esposto a materiali radioattivi o corrosivi, ha materiale estraneo penetrato all'interno del prodotto, o come risultato di servizi o modifiche non effettuate da OHAUS. Al posto di una scheda di registrazione della garanzia correttamente restituita, il periodo di garanzia decorre dalla data di spedizione al rivenditore autorizzato. OHAUS Corporation non fornisce nessun' altra garanzia espressa o implicita. OHAUS Corporation non sarà responsabile per eventuali danni conseguenti.

Poiché la legislazione sulla garanzia varia da stato a stato e da paese a paese, contattare OHAUS o il proprio rivenditore OHAUS locale per ulteriori dettagli.

### Registrazione del prodotto

Proteggi il tuo investimento. Registra il tuo prodotto con il rivenditore autorizzato locale OHAUS. Negli Stati Uniti e in Canada, registrare online su [www.ohaus.com](http://www.ohaus.com).



OHAUS Corporation  
7 Campus Drive  
Suite 310  
Parsippany, NJ 07054 USA  
Tel: +1 973 377 9000  
Fax: +1 973 944 7177

With offices worldwide / Con oficinas alrededor del mundo / Avec des bureaux dans le monde entier / Weltweite Geschäftsstellen / Con uffici in tutto il mondo.

**[www.ohaus.com](http://www.ohaus.com)**



P/N 30467926 B © 2018 OHAUS Corporation, all rights reserved / todos los derechos reservados / tous droits réservés / Alle Rechte vorbehalten / tutti i diritti riservati.

Printed in China / Impreso en la China / Imprimé en Chine / Gedruckt in China / Stampato in Cina