

Gebrauchsanweisung

de

für Universal- und Spezial-Indikatorpapiere

Oberteil der Drehdose im Gegenuhrzeigersinn drehen. Gewünschte Streifenlänge herausziehen, zurückdrehen, abreißen. Den Streifen taucht man in die Prüf Flüssigkeit ein und vergleicht den feuchten Streifen mit der Farbskala. Suspensionen, gefärbte und hochviskose Prüf Flüssigkeiten werden auf den Streifen aufgetropft und die Rückseite des Streifens wird mit der Skala verglichen.

Um bei schwach oder nicht gepufferten Lösungen den Indikatorfehler möglichst auszuschalten, empfiehlt es sich, den Indikatorpapierstreifen an die Innenwand eines Reagenzglases zu heften und das Reagenzglas mit Probeflüssigkeit bis zum Rand zu füllen. Während der Indikatorstreifen im Reagenzglas verbleibt, vergleicht man nach ca. 1 Minute den eintauchenden Streifen durch das Glas mit der Farbskala.

Verfärbungen der trockenen Indikatorpapiere sind auf die große Empfindlichkeit zurückzuführen und haben auf die Bestimmungen keinen Einfluss.

Das Sortiment an Indikator- und Reagenzpapieren wird laufend durch Neuentwicklungen ergänzt. Auf Anfrage senden wir Ihnen Prospektmaterial. Tragen auch Sie uns Ihre Wünsche vor.

MACHEREY-NAGEL



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · D-52355 Düren
Tel. (024 21) 969-0 · Fax (024 21) 969-199 · e-mail: sales-de@mn-net.com
Schweiz: MACHEREY-NAGEL AG · Postfach 214 · CH-4702 Oensingen

Tel. (062) 388 55 00 · Fax (062) 388 55 05

A007658 / 028200